



Turbo VTM 离子源

操作指南



本文件供已购买 SCIEX 设备的客户在操作此 SCIEX 设备时使用。本文件受版权保护，除非 SCIEX 书面授权，否则严禁对本文件或本文件任何部分进行任何形式的复制。

本文中所介绍的软件依据许可协议提供。除许可证协议中特别准许的情况外，在任何媒介上复制、修改或传播本软件均为违法行为。此外，许可协议禁止出于任何目的对本软件进行分解、逆向工程或反编译。质保条款见文中所述。

本文件的部分内容可能涉及到其他制造商和/或其产品，其中可能有一些部件的名称属于各自所有者的注册商标和/或起到商标的作用。这些内容的使用仅仅是为了表明这些制造商的产品由 SCIEX 提供以用于整合到 SCIEX 的设备中，并不意味 SCIEX 有权和/或许可来使用或允许他人使用这些制造商的产品和/或允许他人将制造商产品名称作为商标来进行使用。

SCIEX 的质量保证仅限于在销售或为其产品发放许可证时所提供的明确保证，而且是 SCIEX 的唯一且独有的表述、保证和义务。SCIEX 不作任何其他形式的明确或隐含的质量保证，包括但不限于特定目的的适销性或适用性的保证，不论是法规或法律所规定、还是源于由贸易洽谈或商业惯例，对所有这些要求均明确免责，概不承担任何责任或相关后果，包括由于购买者的使用或由此引起的任何不良情况所造成的间接或从属损害。

仅供研究使用。请勿用于诊断过程。

AB Sciex 采用 SCIEX 品牌开展业务。

本文件提及的商标属于 AB Sciex Pte. Ltd. 或其各自所有者的财产。

AB SCIEX™ 的使用经过许可。

© 2018 AB Sciex



爱博才思有限公司 AB Sciex Pte. Ltd.
Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256

目录

1 操作注意事项和限制.....	5
操作注意事项和危险.....	5
化学品注意事项.....	6
系统安全液体.....	7
实验室条件.....	7
工作条件.....	7
性能规范.....	8
设备使用和修改.....	8
2 离子源概述.....	9
电离模式.....	9
ESI 模式.....	9
APCI 模式.....	9
离子源组件.....	10
探针.....	11
TurboIonSpray® 探针.....	11
APCI 探针.....	12
气路与电路连接.....	13
离子源感应线路.....	13
离子源废气排放系统.....	14
3 离子源安装.....	15
安装准备工作.....	15
安装探针.....	15
连接离子源导管.....	16
将离子源安装到质谱仪上.....	17
样品进口要求.....	18
检查泄漏点.....	19
4 离子源优化.....	20
样本引入.....	20
方法.....	20
流速.....	20
TurboIonSpray® 探针优化.....	21
流速和离子源温度.....	21
设置系统.....	21
系统准备.....	22
设置启动条件.....	22
优化 TurboIonSpray® 探针位置.....	23
优化离子源和气体参数及电压.....	24
优化涡轮加热器温度.....	25
APCI 探针优化.....	25
设置系统.....	25
系统准备.....	26

设置启动条件.....	26
优化气体 1 和 Curtain Gas™ 流量.....	26
调整电晕放电针的位置.....	27
优化 APCI 探针位置.....	27
优化雾化电流.....	29
优化 APCI 探针温度.....	29
优化提示.....	29
5 离子源维护.....	31
推荐的维护计划.....	32
离子源的取放.....	33
取下离子源.....	33
清洁离子源外表面.....	34
清洁探针.....	34
取下探针.....	35
更换电极.....	35
更换电晕放电针.....	37
更换样本导管.....	39
储存和处理.....	39
6 离子源故障排除.....	40
A 工作原理 — 离子源.....	42
电喷雾电离模式.....	42
APCI 模式.....	43
APCI 电离区.....	46
B 离子源参数和电压.....	48
TurboIonSpray® 探针参数.....	48
APCI 探针参数.....	49
参数描述.....	49
探针位置.....	50
溶剂成份.....	51
C 符号词汇表.....	52
联系我们.....	57
客户培训.....	57
在线学习中心.....	57
SCIEX 支持.....	57
网络安全.....	57
文档.....	57

操作注意事项和限制

1

注释： 在运行系统之前，请仔细阅读本指南的所有部分。

此部分包含常规安全相关信息。此外，还描述了系统的潜在危险和相关警告，以及为尽量减少危害而应当采取的预防措施。

除此部分外，请参阅[符号词汇表](#)，了解与实验室环境、系统和此文档中所用符号和惯例相关的信息。

操作注意事项和危险

有关质谱仪的监管及安全信息，请参阅《安全指南》或《系统用户指南》。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。只有在充分了解与离子源一起使用的有毒或有害材料的妥善利用、防护和疏散方面的知识，并接受了相关培训后，才能使用离子源。



警告！ 刺伤危险、电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。如果离子源窗口有裂痕或破损，请停止使用离子源，并与 SCIE X 现场服务工程师联系。设备中引入的任何有毒或有害材料均会存在于离子源排气输出中。设备排出的废气应从房间排空。请按照既定实验室安全程序处置锐器。



警告！ 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。



警告！ 有毒化学品危害。穿戴个人防护设备、手套和护目镜，以避免皮肤或眼睛暴露在外。



警告！ 电离辐射危害、生物危害、触电危害或有毒化学品危害。发生化学品溢漏情况下的具体操作说明请查看产品安全数据表。在清理离子源附近的溢漏液时，一定要确认系统处于待机模式。请使用相应的个人防护设备和能吸湿的抹布来吸除溢漏物，并按当地法规进行处置。



警告！ 环境危害。请勿按照城市垃圾处置方式来处置系统组件。处理组件时，请遵循当地法规。



警告！ 触电危险。在操作过程中，应避免接触施加在离子源上的高电压。先将系统置于待机模式，然后调整样本管路或靠近离子源的其他设备。

化学品注意事项



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。在清洁或维护质谱仪之前，确定是否需要去污。如果系统使用了放射性物质、生物制剂或有毒化学品，在清洁或维护之前客户必须先消除系统污染。



警告！ 环境危害。请勿按照城市垃圾处置方式来处置系统组件。处理组件时，请遵循当地法规。



警告！ 生物危害、有毒化学品危险。将排液管恰当地连接到质谱液和离子源排气瓶，防止泄漏发生。

- 在维修和定期维护前，确定系统中已经使用了哪些化学品。有关使用化学品时必须遵循的健康和安全预防措施，请参阅《安全数据表》。SCIEX 《安全数据表》可从 sciex.com/tech-regulatory 获得。
- 一定要穿戴指定的个人防护设备，包括无粉氯丁橡胶或丁腈手套、防护眼镜和实验室外套。
- 在通风良好的区域或通风橱内工作。
- 当工作中用到易燃材料，如异丙醇、甲醇和其他易燃溶剂时，请避免火源。
- 要小心地使用和处置任何化学品。如果不遵循处理和处置化学品的适当程序，就会存在人身伤害的潜在风险。
- 清洗过程中应避免皮肤接触化学品，使用后洗手。
- 请确保所有排气软管均正确连接，且所有连接和功能均按设计进行。
- 收集所有废液并将其按有害废弃物处置。
- 请遵守关于生物危害性、有毒或放射性物质的存储、处理和处置的所有当地法规。

系统安全液体

可以在系统中安全地使用以下液体。

小心： 可能导致系统损坏。在收到 SCIEX 确认液体不会造成危害的通知之前，不得使用任何其他液体。这不是一份详尽的清单。

- 有机溶剂
 - MS 级乙腈；高达 100%
 - MS 级甲醇；高达 100%
 - 异丙醇；高达 100%
 - HPLC 级或更高等级水；高达 100%
 - 四氢呋喃；高达 100%
 - 甲苯和其他芳香族溶剂；高达 100%
 - 己烷；高达 100%
- 缓冲液
 - 乙酸铵；低于 1%
 - 甲酸铵；低于 1%
 - 磷酸盐；低于 1%
- 酸和碱
 - 甲酸；低于 1%
 - 乙酸；低于 1%
 - 三氟乙酸 (TFA)；低于 1%
 - 七氟丁酸 (HFBA)；低于 1%
 - 氨/氢氧化铵；低于 1%
 - 磷酸；低于 1%
 - 三甲胺；低于 1%
 - 三乙胺；低于 1%

实验室条件

工作条件

系统设计为可在以下条件下安全工作：

- 室内

- 海拔高度：最高 2 000 m (6 560 英尺)
- 环境温度：5 ° C (41 ° F) 到 40 ° C (104 ° F)
- 最大相对湿度：温度达到 31° C (88° F) 时为 80%，达到 40° C (104° F) 时直线下降到 50%
- 电源电压波动：标称电压的 $\pm 10\%$
- 瞬态过电压：最高可达到过电压类别 II 的级别
- 电源暂时过电压
- 污染度：污染度 2

性能规范

系统设计为在以下条件下符合规范：

- 环境温度为 15 ° C 至 30 ° C (59 ° F 至 86 ° F) 。
温度随时间的变化必须保持在 4 ° C (7.2 ° F) 范围内，温度的变化率为每小时不超过 2 ° C (3.6 ° F)。若环境温度波动超出限制，可能会造成谱图质量偏移。
- 相对湿度为 20% 至 80%，无凝结

设备使用和修改



警告！ 触电危险。切勿拆除保护盖。拆除保护盖可能会导致人员受伤或系统故障。进行例行维护、检查或调整时不需要拆下保护盖。当修理需拆下主盖时，请与 SCIEX 现场服务工程师（FSE）联系。



警告！ 人身伤害危险。只能使用 SCIEX 推荐的部件。使用非 SCIEX 推荐使用的部件或者将部件用于任何非设计用途，可能会对用户造成伤害，或对系统性能带来不利影响。

请在符合质谱仪《场地规划指南》推荐环境条件的实验室室内使用该质谱仪和离子源。

如果质谱仪和离子源的使用环境或使用方式不符合制造商规定，那么设备提供的保护可能会受到影响。

对质谱仪和离子源进行未经授权的修改或操作可能会导致人身伤害和设备损坏，且可能会导致保修失效。在高于或低于建议环境条件下或在未经授权的修改后运行质谱仪和离子源，可能会生成错误数据。有关系统的维修信息，请联系现场服务工程师。

Turbo V™ 离子源 可用于电喷雾电离 (ESI) 或大气压化学电离 (APCI)。

TurboIonSpray® 探针适用于 ESI 模式操作。 APCI 探针适用于 APCI 模式操作。

离子源的应用包括制定定性分析以及定性加定量分析方法。

电离模式

ESI 模式

ESI 会对流经针头的样本排放物施加高电压，从而在样本中生成分析物的气相离子。借助加热气流，ESI 可以在一个相对温和的条件下生成单电荷及多电荷离子，因此它适用于多种化合物，包括小分子（比如药物或杀虫剂）和大分子（比如多肽、蛋白质和其他生物高聚物）。灵敏度取决于分析物的化学性质、气体流速、温度、电压和流动相组成。

ESI 技术条件温和，足以用于不稳定化合物，比如多肽、蛋白质和热敏药品。它运行时的流速从 5 $\mu\text{L}/\text{min}$ 至 3000 $\mu\text{L}/\text{min}$ 不等，它能使 100% 水溶液至 100% 有机溶剂汽化。

请参阅 [电喷雾电离模式](#)。

APCI 模式

APCI 模式适用于：


- 未能在溶液中顺利形成离子的化合物电离。这些通常是非极性化合物。
- 为 LC-MS/MS 试验创建简单的 APCI 光谱。
- 复杂和污染样本的高通过量分析。它对离子抑制效应的灵敏度不高。
- 在使用或不使用 LC 色谱柱的情况下，通过流量注入迅速引入样本。

APCI 技术可用于热分解极小的挥发性和不稳定化合物。液滴和夹带分析物的快速去溶剂化和汽化能够最大限度地减少热分解，并保持分子特性不变，以便通过电晕放电针电离。没有明显污染的离子源能很好地耐受缓冲液，而且喷射流出物的闪蒸允许使用高达 100% 水。探针可接受全部流出物，无需分流，流速从 200 $\mu\text{L}/\text{min}$ 至 3000 $\mu\text{L}/\text{min}$ 不等（通过一个宽孔柱）。

请参阅 [APCI 模式](#)。

离子源组件

图 2-1 离子源组件

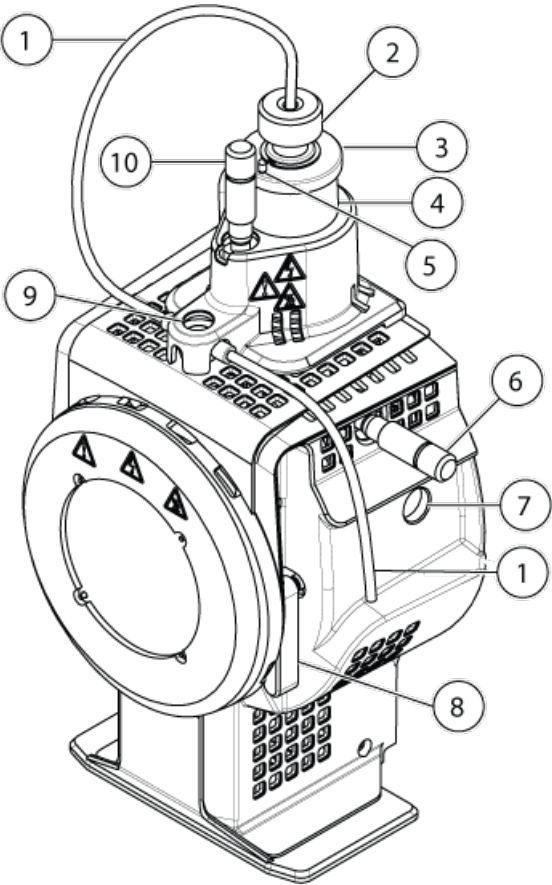

项目	描述	主要材料
1	样本供应设备的样本导管	红色 PEEK 管线
2	喷针调节螺母	不锈钢
3	固定环	不锈钢
4	探针塔座	不锈钢
5	电晕放电针调螺钉	PEEK 管线
6	用来在水平轴线上对探针进行定位的千分尺，以调节离子源的灵敏度	玻璃
7	窗口	不锈钢
8	离子源的两个插锁中有一个是用来将离子源固定在质谱仪上的。	不锈钢

项目	描述	主要材料
9	接地接头。位于离子源盖板下方。	不锈钢
10	用来在垂直轴线上对探针进行定位的千分尺，以调节离子源的灵敏度	铝青铜

探针

TurboIonSpray[®] 和 APCI 探针提供了一系列样本检测功能。选择最适用于样本中化合物的探针和方法。

表 2-1 离子源规格

规格	TurboIonSpray [®] 探针	APCI 探针
温度范围	从环境温度到 750 ° C，具体取决于液体流速	从 50 ° C 到 750 ° C，具体取决于液体流速
液流进口	40 µL/min - 1000 µL/min	200 µL/min - 2000 µL/min
气体 1/气体 2	请参阅质谱仪的《场地规划指南》。	

质谱仪所用软件确定已安装的探针，并启用相应的用户控制。用离子源采集的所有数据均以缩写标记，它代表用来采集数据的探针（TIS 表示 TurboIonSpray[®] 探针；HN 表示 APCI 探针）。


TurboIonSpray[®] 探针

TurboIonSpray[®] 探针由外径 (o. d.) 为 0.012 英寸的不锈钢管构成。它位于两台涡轮加热器中央，与每一侧呈 45 度角放置。经 TurboIonSpray[®] 探针引入的样本在导管内电离（在高电压（IonSpray[™] 电压）的作用下）。而后，样本由来自涡轮加热器的高温、干燥和超高纯度（UHP）的氮气射流雾化，形成细小、高度带电的液滴。IonSpray[™] 流出液体和经过涡轮喷雾器加热的干燥气体合在一起，以 90 度角喷入离子路径。请参阅[工作原理 — 离子源](#)。



警告！ 刺伤危险。喷针要轻拿轻放。喷针的尖端特别锋利。

图 2-2 TurboIonSpray® 探针

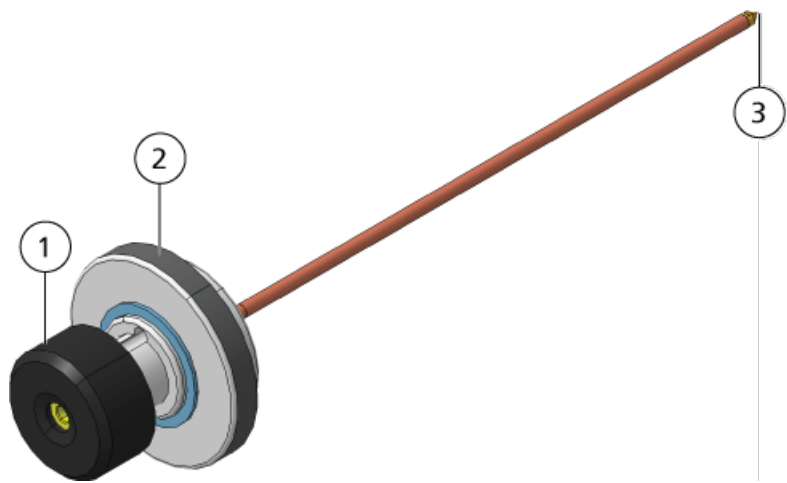


项目	描述
1	喷针调整螺母（黑色套口），用于调节喷针尖端的伸缩
2	固定环，用来将探针固定在离子源罩壳上的探针塔座处
3	喷针尖端，样本经由这里喷入离子源的样本进口区

APCI 探针


APCI 探针由内径（i. d.）为 100 μm（0.004 英寸）的不锈钢管构成，有雾化器气流环绕管周（气体 1）。样本液流经喷射器泵入，并在一根含有加热器中陶瓷导管中雾化。陶瓷管内壁温度可维持在 100 °C 至 750 °C 范围之间，并由加热器中内置的传感器监控。

雾化气的高速喷射气流分布在喷针尖端周围，从而将样本以雾状细微颗粒的型式分散。它经陶瓷汽化加热器进入离子源的反应区，然后通过电晕放电针，样本分子在经过离子源罩壳到达这里的时候被电离。请参阅 [工作原理 — 离子源](#)。



警告！ 刺伤危险。喷针要轻拿轻放。喷针的尖端特别锋利。

图 2-3 APCI 探针部件

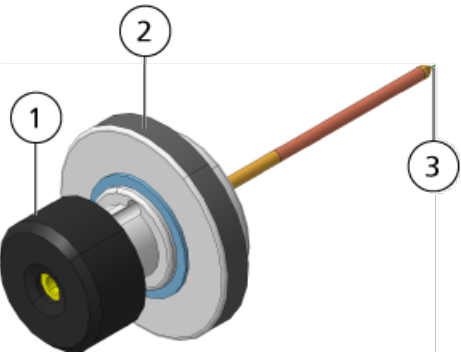

项目	描述
1	喷针调整螺母（黑色套口），用于调节喷针尖端的伸缩
2	固定环，用于将探针固定在探针塔座上
3	喷针尖端，样本经由这里喷入离子源的样本进口区

气路与电路连接

气体和低高压电路连接位于接口前板，并通过离子源罩壳进行内部连接。离子源安装到设备上之后，所有电路和气路连接均已完成。

离子源感应线路

在下列情况下，离子源感应电路将禁用质谱仪的高压电源和离子源废气排放系统：

- 离子源罩壳未安装或安装不当。
- 未安装探针。
- 质谱仪感应到有气体故障。
- 涡轮加热器发生故障。
- 离子源过热。

离子源废气排放系统



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保离子源排气系统已连接并正在运行，从而安全除去排放到实验室环境中的样本蒸汽。设备的排气必须排放到一般建筑排气系统中，不得排放到实验室的工作区。对于离子源排气系统的要求，请参阅《场地规划指南》。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。将离子源排气系统与专用实验室通风橱或者外部通风系统相接，以防止有害蒸气释放到实验室环境。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。如果 LC 系统配合质谱仪使用，且离子源废气排放系统工作不能正常，请关闭 LC 系统，直至离子源废气排放系统的功能恢复正常。



警告！ 火灾危险。将易燃溶剂注入离子源的流速不要超过 3 mL/min。超过最大流速会造成溶剂在离子源中积聚。当离子源与探针安装正确时，如离子源排气系统无法启动和运行，请勿使用离子源。

注释： 确保牢固连接所有废气排放管线，以减小设备废气排入室内的可能性。

离子源会产生样本和溶剂蒸汽。这些蒸汽对于实验室环境有潜在危害。离子源废气排放系统旨在安全地去除样本和溶剂蒸汽，并能够对其进行妥善处理。离子源安装好之后，在废气排放系统工作前，质谱仪不会进入工作状态。

离子源废气排放感应电路中安装的真空开关会测量离子源中的真空度。如果离子源中的真空度升到设定点以上，并且已经安装了探针，系统就会进入排气故障（Not Ready）状态。

正常工作的废气排放系统会将离子源废气（各种气体，溶剂、样本蒸汽）经排放端口去除，且不会产生化学噪声。排放端口通过一个排放容腔和一个离子源废气排放泵连接至排放瓶，并由此连接至客户自配的废气通风系统。有关离子源废气排放系统通风要求方面的信息，请参阅《场地规划指南》。

注释： 应定期检查排气系统情况，以确保排气管路完好无损，且废气未漏入室内。

离子源安装

3



警告！ 触电危险。最后一步是将离子源安装在质谱仪上。安装离子源时会出现高电压情况。

离子源与真空接口连接，并有两个离子源插锁固定。离子源的内部可通过离子源侧面和正面的窗口观察。

离子源安装完毕后，软件会识别离子源，并显示离子源标识。

小心： 可能导致系统损坏。不要单手抬起或携带离子源。离子源设计为使用离子源两侧的模塑把手抬起或携带。

所需材料

- 离子源
- TurboIonSpray® 探针
- （可选）APCI 探针
- 红色 PEEK 管线（0.005 英寸孔深）

安装准备工作



警告！ 刺伤危险。喷针要轻拿轻放。喷针的尖端特别锋利。

提示！ 请勿随意丢弃空包装物。在不使用空包装物时，可用它来保存离子源。

- 调整探针上的喷针调节螺母，将喷针尖端移至喷针管内。

为了达到理想的稳定性和性能，电极尖端应伸出探针端部 0.5 mm 至 1.0 mm。请参阅[优化 TurboIonSpray® 探针位置](#)或[优化 APCI 探针位置](#)。

安装探针

必要程序

- [取下离子源](#)



警告！ 触电危险。进行下一步操作前，离子源与质谱仪一定要完全断开。



警告！ 刺伤危险。喷针要轻拿轻放。喷针的尖端特别锋利。

小心： 可能导致系统损坏。不要让凸出的喷针尖端或电晕放电针触碰离子源外壳的任何部分，以免损坏探针。

小心： 可能导致系统损坏。如果正在使用 TurboIonSpray® 探针，确保电晕放电针尖背离小孔方向。

离子源中未预先安装探针。交换探针前，务必先从质谱仪上拆除离子源。

注释： 如果在离子源中未正确安装探针，质谱仪和离子源废气排放系统的高压电源会关闭。

1. 确保电晕放电针尖远离帘板小孔。请参阅[调整电晕放电针的位置](#)。
2. 将探针插入尖塔状罩壳。将探针上的孔洞与离子源顶部电晕放电针的调节螺钉对齐。请参阅[离子源组件](#)。
3. 向下轻推探针，直至其接触到塔座并卡紧。
4. 将护环圈在探针上，接着向下按压护环，使护环的螺纹与塔座上的螺纹互相啮合，然后用手指拧紧护环。
5. 只使用 APCI 探针时，应确保电晕放电针尖指向气帘板小孔。请参阅[调整电晕放电针的位置](#)。

连接离子源导管



警告！ 触电危险。不要绕过接地接头。接地接头可为质谱仪与进样装置之间提供接地保护。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。在操作本设备之前，应确保样本管路上的螺母已妥善拧紧。

请参阅[离子源组件](#)。

1. 将 30 cm 长的红色 PEEK 导管插入样本导管固定螺母中。
2. 将样本导管螺母装入探针上方的端口中，然后将样本导管拧紧，直至用手无法拧动。

3. 将导管的另一端接至离子源上的接地接头。

将离子源安装到质谱仪上



警告！ 触电危险。在离子源中安装探针，然后将离子源安装在质谱仪上。



警告！ 夹手危险。当安装离子源时，注意不要把手指夹在离子源与真空接口之间。


小心： 可能导致系统损坏。不要让凸出的喷针尖端或电晕放电针触碰离子源外壳的任何部分，以免损坏探针。

注释： 如果在离子源中未正确安装探针，质谱仪和离子源废气排放系统的高压电源会关闭。

前提条件

- 确保所有 O 形密封圈都在真空接口上。

图 3-1 真空接口上的 O 形密封圈

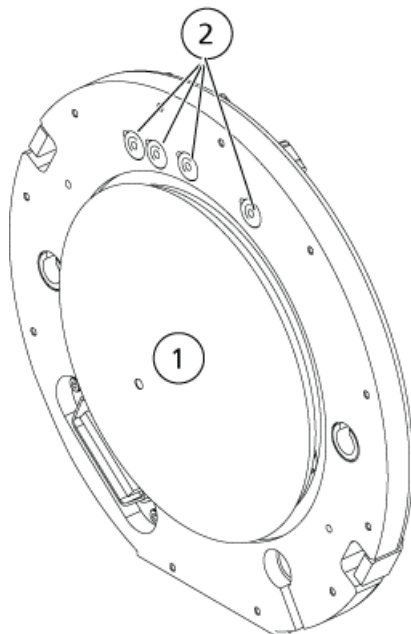

项目	描述
1	气帘板
2	O 形密封圈

1. 确保离子源任何一侧的离子源插锁在 12 点钟位置朝上。请参阅 [离子源组件](#)。
2. 将离子源对准真空接口，离子源上的导向销一定要与真空接口的插座对位。
3. 将离子源轻轻推向真空接口，然后向下旋转离子源插锁将离子源锁定到位。

质谱仪识别出离子源，然后在 Analyst® 或 Analyst® TF 软件中监测分析物的信号或信噪比。

4. 将红色 PEEK 导管从样本供应装置接至离子源上的接地接头的另一侧。

样品进口要求

- 采用恰当的分析规程和做法，以最大限度地减少外部死体积。样本进口可以在没有损失的情况下，以最小的死体积将液态样本运送到离子源。
- 将样本预先过滤，使样本进口内的毛细管不会被颗粒、沉淀样本或盐份堵塞。
- 确保所有接头均连接紧密，以防泄漏。不要拧得过紧。

检查泄漏点



警告！ 有毒化学品危害。穿戴个人防护设备、手套和护目镜，以避免皮肤或眼睛暴露在外。

- 检查接头和管线以确保无泄漏。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。只有在充分了解与离子源一起使用的有毒或有害材料的妥善利用、防护和疏散方面的知识，并接受了相关培训后，才能使用离子源。



警告！ 火灾危险。将易燃溶剂注入离子源的流速不要超过 3 mL/min。超过最大流速会造成溶剂在离子源中积聚。当离子源与探针安装正确时，如离子源排气系统无法启动和运行，请勿使用离子源。



警告！ 刺伤危险、电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。如果离子源窗口有裂痕或破损，请停止使用离子源，并与 SCIEX 现场服务工程师联系。设备中引入的任何有毒或有害材料均会存在于离子源排气输出中。设备排出的废气应从房间排空。请按照既定实验室安全程序处置锐器。

每当分析物、流速或流动相成份有变化时，都要优化离子源。

优化离子源相关参数时，以样本分析期间所要采用的流速进样，以流动加注分析 (FIA) 或者三通进样 (Tee-infusion) 作为进样方法。在优化离子源相关参数之前优化离子源位置。

某些参数会影响离子源的性能。优化性能的同时，要注入已知的化合物，并监测已知离子的信号。调节千分尺、气体和电压参数，以获得最好的信噪比和信号稳定性。

请参阅 [ESI 模式](#) 或 [APCI 模式](#)。

样本引入

方法

液态样本流由 LC 泵或注射泵输入到离子源。如果用 LC 泵来输送，则可以采用流动注射分析 (FIA) 或三通进样、通过注射泵或者通过使用环状进样器或自动进样器的分离柱将样本直接注入流动相。如果用注射泵引入，则样本被直接喷入离子源。注入优化只能用于离子路径优化或 MS/MS 碎片选择。

液态样本流由 LC 泵输入到离子源。可以采用流动注射分析 (FIA) 或三通进样、通过注射泵（未提供）或者通过使用环状进样器或自动进样器的分离柱将样本直接注入流动相。

流速

样本流速由 LC 系统或注射泵决定。TurboIonSpray® 探针支持 5 µL/min 至 3000 µL/min 的流速。APCI 探针支持 50 µL/min 至 3000 µL/min 的流速。

TurboIonSpray[®] 探针优化



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。离子源排气系统一定要连接且正在运行，且实验室要保证良好的通风条件。实验室要有良好的通风条件，以控制溶剂和样本排放，保证质谱仪的安全运行。



警告！ 火灾危险。将易燃溶剂注入离子源的流速不要超过 3 mL/min。超过最大流速会造成溶剂在离子源中积聚。当离子源与探针安装正确时，如离子源排气系统无法启动和运行，请勿使用离子源。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

小心： 可能导致系统损坏。如果连接到质谱仪的 HPLC 系统并非由软件控制，则在运行期间不得使质谱仪处于无人值守的状态。质谱仪进入待机模式后，来自 HPLC 系统的液流可能会淹没离子源。

注释： 为了保持系统清洁并处于最佳性能状况下，在改变流速时要调整探针位置。

提示！ 与柱上进样相比，使用流动注射分析可大大简化信号和信噪比的优化过程。

注释： 如果 IonSpray[™] 电压过高，可能会发生电晕放电。在探针尖端可以看到蓝光。电晕放电导致灵敏度以及信号稳定性下降。

流速和离子源温度

样本导入流速和样本溶剂成分会影响最佳的 TurboIonSpray[®] 探针温度。流速越高或含水率越高，则最佳温度就越高。

TurboIonSpray[®] 探针使用时的样本流速通常为 5 µL/min 至 1000 µL/min。加热旨在加快蒸发速度，从而可以提高电离效率，从而增加灵敏度。极低流速的高浓度有机溶剂通常不需要升高温度。请参阅 [离子源参数和电压](#)。

设置系统

1. 配置 HPLC 泵，使之按要求流速输送移动相。请参阅 [离子源参数和电压](#)。
2. 将离子源上的接地接头经一个配有 5 µL 定量环的进样器与 HPLC 泵连接，或连接至自动进样器。

3. 如果使用自动进样器，则配置自动进样器以执行多次进样。

系统准备

1. 启动 Analyst® 或 Analyst® TF 软件。
2. 在 Navigation 栏中的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tuning。
3. 打开先前已优化的方法，或根据所用化合物创建一种方法。
4. 如果离子源已获冷却，则执行以下操作。
 - a. 将 Temperature (TEM) 参数设置为 450。
 - b. 让离子源加热 30 分钟。30 分钟的加热阶段可以防止溶剂蒸气在冷探针中冷凝。
5. 开始样本流和样本注射。

设置启动条件

1. 在 Tune Method Editor 中，确保选中正确的 Scan Type 和适当的化合物参数。
 2. 在 Source/Gas 选项卡上，键入 Ion Source Gas 1 (GS1) 的起始值。
- 对于 LC 泵来说，所使用的气体 1 值在 40 至 60 之间。
3. 键入 Ion Source Gas 2 (GS2) 的起始值。

对于 LC 泵来说，所使用的气体 2 值在 30 至 50 之间。

注释： 在液相色谱系统以及温度增加的情况下，气体 2 通常采用较高的流速。

4. 在 IonSpray Voltage (IS) 或 IonSpray Voltage Floating (ISVF) 字段中，键入适合质谱仪的值。

表 4-1 IS 参数值

质谱仪	起始值
3500、4000、4500、5000、5500、5500+、6500 和 6500+ 系统	4500
TripleTOF® 系统	5500

5. 在 Curtain Gas (CUR) 字段中，键入对于质谱仪较适宜的值。

表 4-2 CUR 参数值

质谱仪	起始值
3500、4000 和 4500 系统	20
5000、5500 和 5500+ 系统	25
6500 和 6500+ 系统	30
TripleTOF® 系统	20 - 25, 取决于流速

6. 在 Collision Energy 字段中键入 45。

7. 开始采集。

优化 TurboIonSpray® 探针位置



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。



警告！ 刺伤危险。喷针要轻拿轻放。喷针的尖端特别锋利。

探针优化完成后，只需要进行微调。如果将探针移除，或者如果分析物、流速或溶剂组成发生变化，则应重复这一优化过程。

请参阅[离子源组件](#)。

1. 通过离子源罩壳的窗口查看探针的位置。
2. 在 Analyst® 或 Analyst® TF 软件中监测分析物的信号或信噪比。
3. 用水平千分尺小幅调节探针位置，获得最佳信号或信噪比。

探针可向小孔的任一侧小幅优化。

提示！ 调节千分尺的水平设置，使 TurboIonSpray® 探针的液体喷雾远离小孔，以防污染小孔，防止被 Curtain Gas™ 气流渗透（会造成信号不稳定），防止因液体导致的电流短路。


4. 用垂直千分尺小幅调节探针位置，获得最佳信号或信噪比。

注释： 探针的垂直方位取决于流速。流速越低，探针应离采样孔越近。流速越高，探针应离采样孔越远。

5. 调节探针上的黑色电极调整螺母，将电极管伸入或移出探针。一般来说，电极的最佳伸出距离是超出探针末端 0.5 mm 至 1.0 mm。

喷针尖端的理想设置值取决于所用化合物。喷针尖端伸出量会影响喷射锥形的形状，而喷射锥形的形状又会影响质谱仪的灵敏度。

图 4-1 喷针尖端伸出量调节

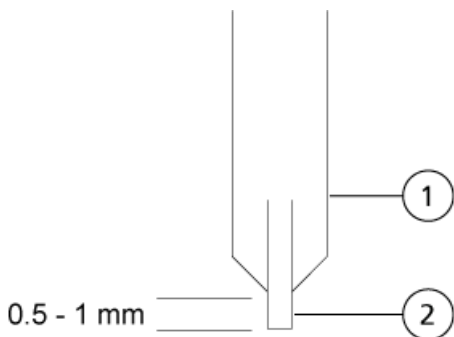

项目	描述
1	探针
2	电极

优化离子源和气体参数及电压

优化离子源气体 1（雾化气）以达到最佳的信号稳定性和灵敏度。离子源气体 2（加热气）有助于溶剂蒸发，从而促进样本电离。

温度过高会使 TurboIonSpray® 探针尖端的溶剂过早汽化，尤其是在探针伸出过远时，这会导致信号不稳定并产生较高的化学背景噪声。同样，加热气流速过高也会产生嘈杂或不稳定的信号。

在不丢失信号的前提下尽可能使用最低的 IonSpray™ 电压。不仅要关注信号，还要注意信噪比。如果 IonSpray™ 电压过高，可能会发生电晕放电。放电时在 TurboIonSpray® 探针。这会导致灵敏度以及离子信号稳定性下降。

1. 以 5 为增量调节 GS1 和 GS2，直至达到最佳信号或信噪比。
2. 增加 CUR 字段的值，直至信号开始降低。

注释： 为了防止污染，在不影响灵敏度的情况下采用可能的最高帘气流速。请勿将 CUR 设置为低于 20。这有助于阻止 Curtain Gas™（会产生噪声信号），而且可以阻止孔污染，增加整体信噪比。

3. 以 500 V 为增量调节 IS 或 ISVF，以尽可能提高信噪比。

优化涡轮加热器温度

加热器的理想温度取决于化合物、流速和流动相成份。流量越高、水合成份浓度越高，优化温度就越高。

优化离子源温度时，离子源一定要和新的温度设定值保持均衡。

- 以 50 °C 至 100 °C 为增量调节 TEM 值，直至达到最佳信号或信噪比。

APCI 探针优化



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。离子源排气系统一定要连接且正在运行，且实验室要保证良好的通风条件。实验室要有良好的通风条件，以控制溶剂和样本排放，保证质谱仪的安全运行。



警告！ 火灾危险。将易燃溶剂注入离子源的流速不要超过 3 mL/min。超过最大流速会造成溶剂在离子源中积聚。当离子源与探针安装正确时，如离子源排气系统无法启动和运行，请勿使用离子源。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

小心： 可能导致系统损坏。如果连接到质谱仪的 HPLC 系统并非由软件控制，则在运行期间不得使质谱仪处于无人值守的状态。质谱仪进入待机模式后，来自 HPLC 系统的液流可能会淹没离子源。

注释： APCI 探针支持的最低流速为 200 µL/min。请参阅 [APCI 探针参数](#) 以了解 APCI 探针参数的完整列表。

提示！ 与柱上进样相比，使用流动注射分析可大大简化信号和信噪比的优化过程。

注释： 当使用 APCI 探针时，电晕针一定要指向小孔。

设置系统

- 配置 HPLC 泵，使之按要求流速输送移动相。请参阅 [离子源参数和电压](#)。
- 将离子源上的接地接头经一个配有 5 µL 定量环的进样器与 HPLC 泵连接，或连接至自动进样器。

3. 如果使用自动进样器，则配置自动进样器以执行多次进样。

系统准备

1. 启动 Analyst® 或 Analyst® TF 软件。
2. 在 Navigation 栏中的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tuning。
3. 打开先前已优化的方法，或根据所用化合物创建一种方法。
4. 如果离子源已获冷却，则执行以下操作。
 - a. 将 Temperature (TEM) 参数设置为 450。
 - b. 让离子源加热 30 分钟。
30 分钟的加热阶段可以防止溶剂蒸气在冷探针中冷凝。
5. 开始样本流和样本注射。

设置启动条件

1. 在 Tune Method Editor 中，确保选中正确的 Scan Type 和适当的化合物参数。
2. 在 Ion Source Gas 1 (GS1) 字段中键入 30。
3. 在 Curtain Gas (CUR) 字段中，键入对于质谱仪较适宜的值。

表 4-3 CUR 参数值

质谱仪	起始值
3500、4000 和 4500 系统	20
5000、5500 和 5500+ 系统	25
6500 和 6500+ 系统	30
TripleTOF® 系统	20 - 25，取决于流速

4. 在 Nebulizer Current (NC) 字段中键入 1。
5. 在 Compound 选项卡的 Declustering Potential (DP) 字段中，键入 100。
6. 在 Collision Energy 字段中键入 45。
7. 开始采集。

优化气体 1 和 Curtain Gas™ 流量

1. 以 5 为增量调节 GS1，直至达到最佳信号或信噪比。
2. 增加 CUR 参数，直至信号开始降低。

注释： 为了防止污染，在不影响灵敏度的情况下采用可能的最高帘气流速。请勿将 CUR 设置为低于 20。这有助于阻止 Curtain Gas™（会产生噪声信号），而且可以阻止孔污染，增加整体信噪比。

调整电晕放电针的位置

所需材料

- 绝缘平头螺丝刀



警告！ 触电危险。请遵循该规程要求，以避免接触到施加在电晕针、气帘板和涡轮加热器的高电压。

当使用 APCI 探针时，确保电晕放电针指向小孔。当使用 TurboIonSpray® 探针时，确保电晕放电针指向远离小孔的方向。

1. 用一把绝缘平头螺丝刀转动电晕放电针上方的调节螺钉。
2. 通过玻璃窗口查看，确认针头正对小孔。

优化 APCI 探针位置



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。




警告！ 刺伤危险。喷针要轻拿轻放。喷针的尖端特别锋利。

气帘板的小孔一定要保持干净，任何时候都不能有溶剂或溶剂液滴。

喷射器喷嘴的位置会影响灵敏度和信号稳定性。仅以较小增量调节探针位置。流速越低，探针的位置应越靠近小孔。流速越高，探针的位置应越远离小孔。探针优化完成后，只需要进行微调。如果将探针移除，或者如果分析物、流速或溶剂组成发生变化，则应重复这一优化过程。

图 4-2 喷射器喷嘴的位置

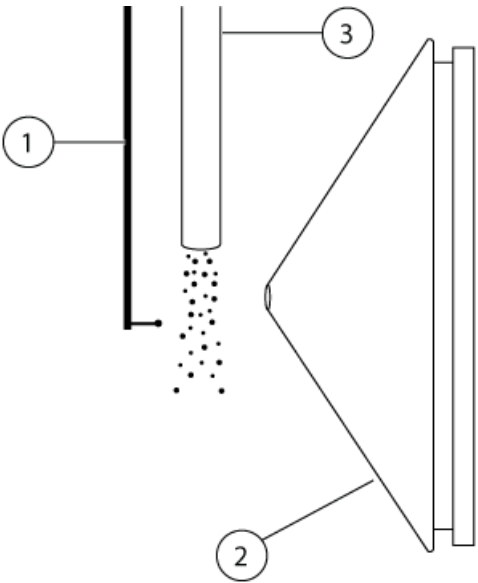

项目	描述
1	电晕放电针
2	气帘板
3	APCI 探针


1. 用之前的水平和垂直千分尺设置作为起始位置，或将其设为 5。

注释： 为了避免降低质谱仪性能，不要直接喷到孔内。

2. 在 Analyst® 或 Analyst® TF 软件中监测分析物的信号或信噪比。
3. 用水平千分尺小幅调节探针，以获得最佳信号或信噪比。
4. 用垂直千分尺小幅调节探针，以获得最佳信号或信噪比。
5. 调节探针上的黑色喷针调整螺母，将喷针伸入或移出探针。喷针尖端应当从探针末端伸出 0.5 mm 至 1.0 mm。

喷针尖端的理想设置值取决于所用化合物。喷针尖端伸出量会影响喷射锥形的形状，而喷射锥形的形状又会影响质谱仪的灵敏度。

图 4-3 喷针尖端伸出量调节

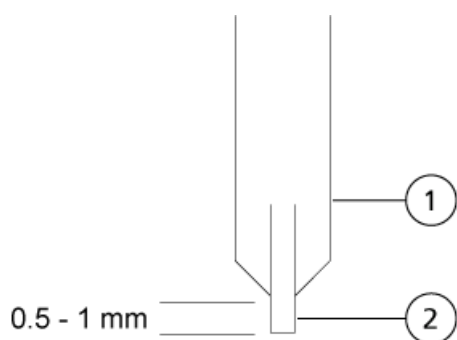

项目	描述
1	探针
2	电极

优化雾化电流

离子源受电流而非电压控制。无论离子源的选择位置如何，都要为采集方法选择恰当的电流。

- 从 NC 值为 3 开始，然后增加或减少电流值，直至达到最佳信号或信噪比。

在正离子模式下，电晕放电针所采用的雾化电流通常在 1 μA 和 5 μA 之间进行优化。当电流升高时，如果未观察到信号变化，则将电流保持在能够达到最佳信号或信噪比的最低值。

优化 APCI 探针温度

溶剂的数量和类型会对 APCI 探针的最优温度产生影响。在高流速情况下，最优温度会上升。

- 以 50 °C 至 100 °C 为增量调节 TEM 值，直至达到最佳信号或信噪比。

优化提示

离子源优化可将清洁离子源和真空接口组件的需求降到最低。

- 优化化合物时的温度应尽可能高。700 °C 是很多化合物普遍使用的温度。高温有助于离子源的清洁，并降低背景噪声。
- 在不降低信号的前提下尽可能使用最高的 Curtain Gas™ 流速 (CUR)。这有助于：
 - 防止 Curtain Gas™ 气流渗透（可产生噪声信号）。
 - 防止小孔污染。
 - 提高整体信噪比。

- 调节水平千分尺的设置，使探针射出的液体喷雾远离小孔，其目的在于：

- 防止小孔污染。
- 防止 Curtain Gas™ 气流渗透（可产生不稳定信号）。
- 防止因液体导致的电流短路。

具体做法是使用垂直千分尺上移探针。

- 在不丢失信号的前提下尽可能使用最低的 IonSpray™ 电压。不仅要关注信号，还要注意信噪比。

以下警告适用于本节中的所有维护规程。



警告！ 高温表面危害。 在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。



警告！ 火灾和有毒化学品危害。 使易燃液体远离明火和火花，并且只能在通风的化学通风橱或安全柜中使用。



警告！ 有毒化学品危害。 穿戴个人防护设备、手套和护目镜，以避免皮肤或眼睛暴露在外。



警告！ 电离辐射危害、生物危害、触电危害或有毒化学品危害。 发生化学品溢漏情况下的具体操作说明请查看产品安全数据表。在清理离子源附近的溢漏液时，一定要确认系统处于待机模式。请使用相应的个人防护设备和能吸湿的抹布来吸除溢漏物，并按当地法规进行处置。



警告！ 触电危险。 在操作过程中，应避免接触施加在离子源上的高电压。先将系统置于待机模式，然后调整样本管路或靠近离子源的其他设备。



警告！ 刺伤危险、电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。 如果离子源窗口有裂痕或破损，请停止使用离子源，并与 SCIEX 现场服务工程师联系。设备中引入的任何有毒或有害材料均会存在于离子源排气输出中。设备排出的废气应从房间排空。请按照既定实验室安全程序处置锐器。

小心： 可能导致系统损坏。不要单手抬起或携带离子源。离子源设计为使用离子源两侧的模塑把手抬起或携带。

本部分介绍了离子源的基本维护规程。要确定清洗离子源或进行预防性维护的频率，应考虑以下因素：

- 检测的化合物
- 样本的洁净度和样本制备技术
- 含有样本的探针的闲置时间
- 系统总计运行时间

这些因素会引起离子源性能的变化，表示需要进行维护。

确保已安装的离子源被完全密封在质谱仪上，无任何气体泄漏迹象。定期检查离子源及其接头有无泄漏。定期清洁离子源组件，保证离子源的良好工作条件。

小心： 可能导致系统损坏。只能使用推荐的清洁方法和材料，以避免损坏设备。

所需材料
<ul style="list-style-type: none">• 1/4 英寸开口扳手• 平头螺丝刀• MS 级甲醇• HPLC 级去离子水• 护目镜• 呼吸面罩和过滤器• 无粉手套（建议使用丁腈橡胶或氯丁橡胶）• 实验室外套

推荐的维护计划

下表提供了用于清洁和维护离子源的推荐计划。参阅《离子源和质谱仪的部件和设备指南》，获取耗材和备件列表。

提示！ 定期进行维护工作，保证质谱仪在最佳情况下运行。

请联系合格维护人员（QMP）订购耗材件，并了解基本维修和维护要求。请与 SCIEX 现场服务工程师（FSE）联系，了解所有其他维修和维护要求。

注释： 对于部件号，请参阅质谱仪的《部件和设备指南》。

表 5-1 离子源维护任务

组件	频率	任务	欲了解更多信息……
TurboIonSpray® 和 APCI 探针	根据需要	检查和更换	请参阅 取下探针 和 安装探针 。
TurboIonSpray® 和 APCI 喷针	根据需要	检查和更换	请参阅 更换电极 。
电晕放电针	根据需要	更换	请参阅 更换电晕放电针 。


表 5-1 离子源维护任务 （续）

组件	频率	任务	欲了解更多信息……
涡轮加热器	根据需要	更换	联系当地的合格维护人员或现场服务工程师。
样本导管	根据需要	更换	请参阅 连接离子源导管 。

离子源的取放

在操作过程中，离子源的表面会发烫。[图 5-1](#) 显示温度较低的表面（蓝色和灰色）和较长时间内持续发烫的表面（红色）。在使用或取下离子源时，请勿触碰下图所示的红色表面。

图 5-1 离子源高温表面（红色=烫，灰色=温，蓝色=小心取放）

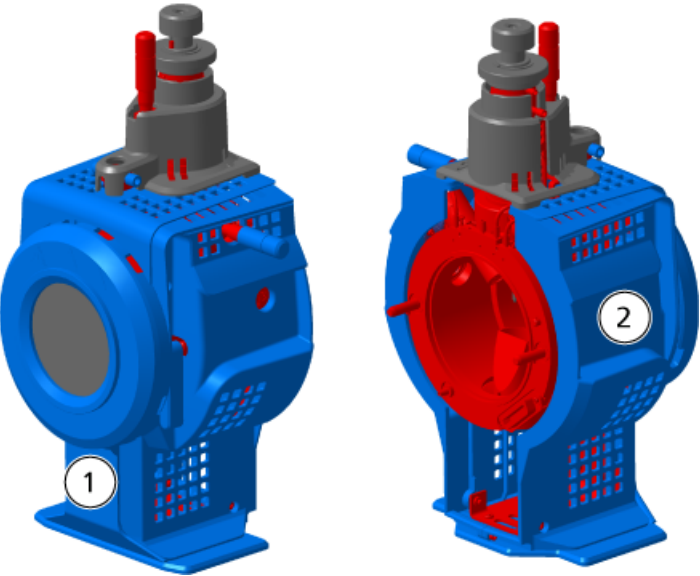

项目	描述
1	正面
2	背面

取下离子源

注释：（3500、4500、5500、5500+、6500、6500+ 和 TripleTOF® 系统）系统）当质谱仪打开关闭或将离子源从系统中取出时，氮继续以 5.3 L/min 的流速流动。要尽量减少氮气消耗并在不使用质谱仪时保持仪器清洁，可将离子源安装在质谱仪中并使系统保持运转。

离子源可迅速而方便地取下，无需工具。对其进行维护或更换探针之前，一定要先将离子源从质谱仪上取下。

1. 停止任何正在进行的扫描动作。
2. 关闭样本液流。
3. 如果正在使用加热器，则在 TEM 字段中键入 0。
4. 等待至少 30 分钟直到离子源冷却。
5. 将样本导管与接地接头断开。
6. 将两个离子源插锁向上转至 12 点钟位置，将离子源松开。
7. 将离子源轻轻拉出真空接口。

注释： 小心不要弄丢安装在真空接口上的 O 形密封圈

8. 将离子源放在一个干净、稳固的表面上。

清洁离子源外表面

必要程序
<ul style="list-style-type: none">• 取下离子源



警告！ 触电危险。在开始操作前，将质谱仪上的离子源取下。请按所有电气安全工作要求操作。

如有液体溢出或外表面变脏，请清洁离子源外表面。

- 用一块柔软、蘸湿的清洁布擦拭离子源外表面。

清洁探针

无论用何种化合物取样，都要定期冲洗离子源。完成此工作的方法是，在 Analyst® 或 Analyst® TF 软件中专门为冲洗操作建立一个方法。

1. 换成流动相，即 1:1 水:乙腈或 1:1 水:甲醇。
2. 调节探针的位置，使之离小孔越远越好。
3. 在 Analyst® 或 Analyst® TF 软件执行以下操作：
 - a. 创建一种质谱方法。
 - b. 将 TEM 设置在 500 和 600 之间。
 - c. 将 GS1 和 GS2 设置为至少 40。
 - d. 将 CUR 尽可能设置为最高值。
4. 等到达到 TEM 设定点。

5. 确保对探针和样本导管进行彻底冲洗。

取下探针



警告！ 触电危险。在开始操作前，将质谱仪上的离子源取下。请按所有电气安全工作要求操作。

小心： 可能导致系统损坏。不要让凸出的喷针尖端或电晕放电针触碰离子源外壳的任何部分，以免损坏探针。

探针可迅速而方便地取下，无需工具。更换探针或对其进行维护之前，一定要先将离子源从质谱仪上取下。

必要程序

- [取下离子源](#)

1. 松开样本导管上的螺母，然后将样本导管与探针断开。
2. 松开用来将探针固定在离子源罩壳上的固定环。
3. 将探针从塔形离子源罩壳中向上轻轻抽出。
4. 将探针放在一个稳固、干净的表面上。

更换电极



警告！ 触电危险。在开始操作前，将质谱仪上的离子源取下。请按所有电气安全工作要求操作。



警告！ 刺伤危险。喷针要轻拿轻放。喷针的尖端特别锋利。

探针含喷针。喷针性能下降时，请予以更换。

注释： 更换喷针后，评估变更对系统性能的影响。


必要程序

- [取下离子源](#)
- [取下探针](#)

该程序适用于两种探针。

1. 取下喷针调节螺母，然后移除喷针。
2. 握住探针使其尖端朝下，使弹簧仍然位于探针内，在 PEEK 接头中安装样本管件，用手拧紧。

图 5-2 探针，放大视图

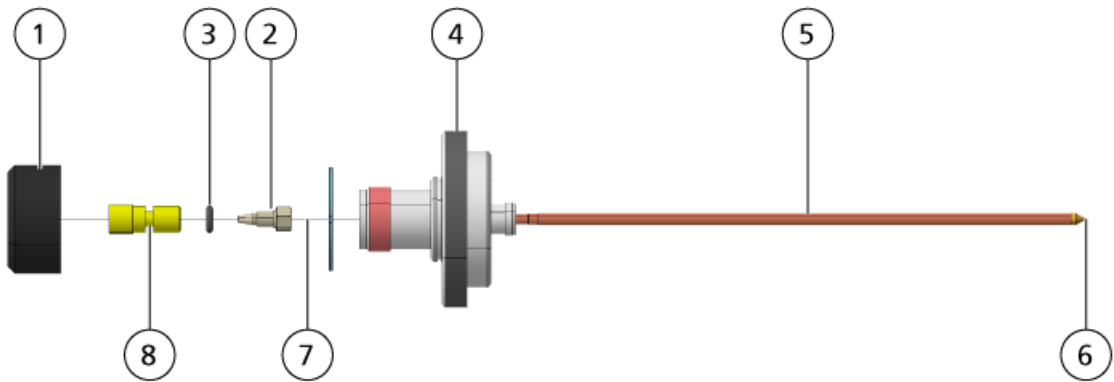

项目	描述
1	喷针调节螺母
2	1/4 英寸固定螺母
3	弹簧
4	固定环
5	喷射器导管
6	喷针尖端
7	喷针
8	PEEK 接头

3. 从探针中抽出 PEEK 接头及附着的喷针。
4. 从 PEEK 接头取下样本管件。
5. 用 1/4 英寸开口扳手卸下 PEEK 接头中固定喷针的固定螺母。
6. 将喷针从固定螺母中取出。
7. 将新的喷针插入固定螺母，然后再插入 PEEK 接头中。

在 PEEK 接头一定要将喷针插到底。如果喷针和接头中的底座间有空隙，就可能会产生死体积。

8. 拧紧固定螺母。

请勿将固定螺母拧歪或拧得过紧，否则导管可能会出现泄漏。

9. 确认弹簧仍在探针内，然后拧紧喷针调节螺母。

- 10 将喷针对准喷射管的窄口，然后再插入 PEEK 接头，并将喷针装入探针。小心不要弯折喷针。
- 11 安装并紧固喷针调节螺母。
- 12 安装探针。请参阅[安装探针](#)。
- 13 将离子源安装到质谱仪上。请参阅 [离子源安装](#)。
- 14 连接样本管路。请参阅[连接离子源导管](#)。
- 15 调整喷针尖端伸出量。请参阅 [优化 TurboIonSpray® 探针位置](#)或[优化 APCI 探针位置](#)。

更换电晕放电针



警告！ 触电危险。在开始操作前，将质谱仪上的离子源取下。请按所有电气安全工作要求操作。



警告！ 刺伤危险。放电针要轻拿轻放。放电针的尖端特别锋利。


必要程序

- [取下离子源](#)
- [取下探针](#)

如果电晕放电针尖被腐蚀，可能用手无法移除。如果发生此种情形，割断针尖并取下，然后更换整个电晕放电针。

1. 转动离子源，使敞开侧可触及。

图 5-3 电晕放电针

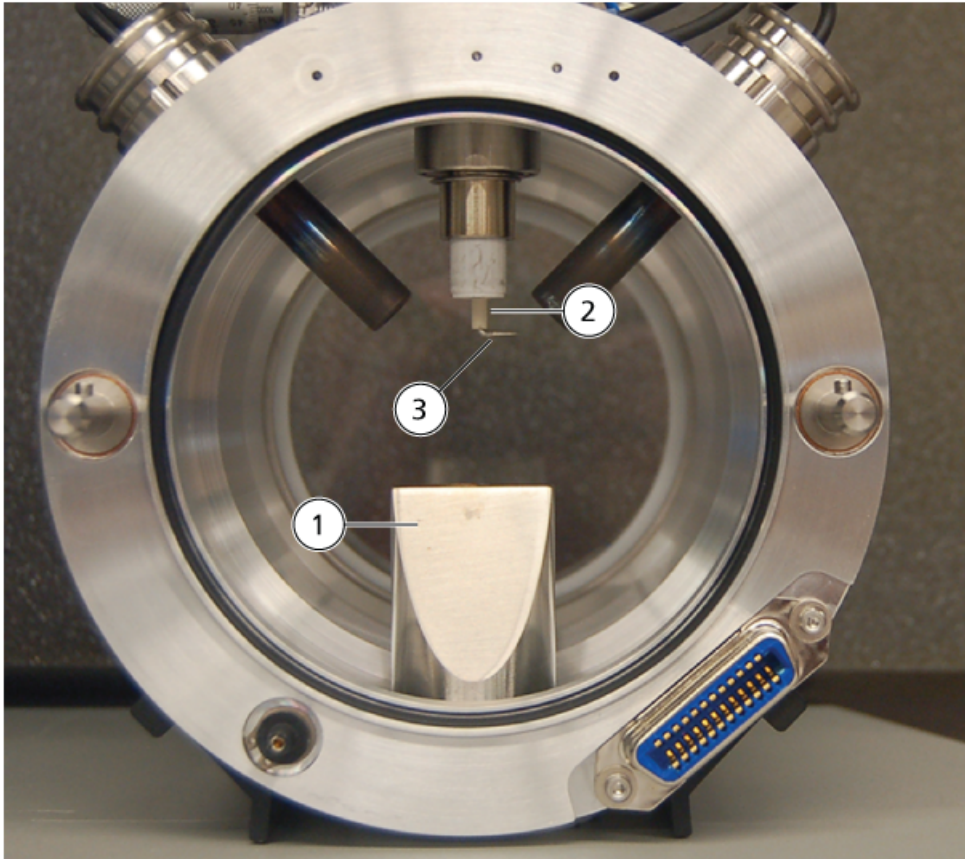

项目	描述
1	排气道
2	陶瓷套管
3	电晕放电针针头

2. 用一只手的拇指和食指捏住电晕放电针调节螺钉（请参阅 [离子源组件](#)），同时另一只手捏住电晕放电针，逆时针方向转动针头，将其松开并轻轻取下。
3. 将电晕放电针轻轻向下拉动，经排气道抽出。
4. 将新的针经排气道插入陶瓷套管，插入越深越好。
5. 用一只手的拇指和食指捏住一个新针头，另一只手捏住电晕放电针调节螺钉，顺时针方向转动针头进行安装。
6. 插入探针，然后将离子源安装到质谱仪上请参阅 [离子源安装](#)。

更换样本导管



警告！ 触电危险。在开始操作前，将质谱仪上的离子源取下。请按所有电气安全工作要求操作。

必要程序

- 停止样本流入，并确认剩余气体已通过离子源排气系统清除。
- [取下离子源](#)。

如发生堵塞，请按下列步骤更换样本导管。

1. 将样本导管与探针和接地接头断开。
2. 用合适的截管器截取一段长度适宜的导管，然后用此导管更换样本导管。请参阅[连接离子源导管](#)。
3. 安装离子源。请参阅 [离子源安装](#)。
4. 开始样本流入。

储存和处理



警告！ 环境危害。请勿按照城市垃圾处置方式来处置系统组件。处理组件时，请遵循当地法规。

储存和运输离子源的环境要求：

- 环境温度范围： - 30 ° C 至 +60 ° C (- 22 ° F 至 140 ° F)
- 大气压介于 75 kPa 至 101 kPa 范围内
- 相对湿度不超过 99%

症状	可能原因	纠正措施
Analyst® 或 Analyst® TF 软件报告质谱仪已进入故障状态。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 没有安装探针。 2. 探针连接不牢。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装探针。请参阅安装探针。 2. 重新安装探针： <ol style="list-style-type: none"> a. 取下探针。请参阅取下探针。 b. 安装探针，确认固定环已拧紧。请参阅安装探针。
Analyst® 或 Analyst® TF 软件显示正在使用特定探针，但安装的是另一种探针。	F3 熔断器烧坏。	请联系现场服务人员。
喷射不均匀。	电极阻塞。	更换电极。请参阅 更换电极 。
灵敏度差。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接口组件（前端）较脏。 2. 分析仪部分有溶剂蒸汽或其它未知化合物。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清洁接口组件，然后安装离子源。 2. 优化 Curtain Gas™ 流量。请参阅离子源优化。
离子源在检测过程中未到达规定标准。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测溶液制备不正确。 2. 质谱仪未能通过安装检测。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确认检测溶液制备正确。 2. 如果问题无法解决，请联系现场服务工程师进行安装检测。

症状	可能原因	纠正措施
背景噪声过高。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 温度 (TEM) 过高。 2. 加热器的气流速度 (GS2) 过高。 3. 离子源被污染。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对温度进行优化。 2. 优化加热器气流。 3. 清洁或更换离子源组件，然后调节离子源和前端： <ol style="list-style-type: none"> a. 将探针移至距锥孔最远的位置（垂直和水平方向）。 b. 接口加热器一定要打开。 c. 以 1 mL/min 的泵流速注入 50:50 的甲醇和水。 d. 在 Analyst® 或 Analyst® TF 软件中，将 TEM 设为 650，GS1 设为 60，GS2 设为 60。 e. 将 CUR 气流设为 45 或 50。 f. 运行最少 2 小时或最好隔夜，以达到最佳效果。
离子源性能下降。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 探针未优化。 2. 样本制备不正确或样本品质下降。 3. 样本进口管件泄漏。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优化探针。请参阅 TurboIonSpray® 探针优化 或 APCI 探针优化。 2. 确认样本制备正确。 3. 确认管件结合紧密，如仍有泄漏，请更换管件。管件请勿过度拧紧。 4. 安装并优化替代离子源。如果问题仍然继续存在，请联系现场服务工程师
出现电弧或火花。	电晕放电针的位置不正确。	将电晕放电针向气帘板转动，并远离加热器气流。请参阅 调整电晕放电针的位置 。

电喷雾电离模式

探针位于两个涡轮加热器之间的中心位置，涡轮加热器在探针任何一侧成 45 度角放置。IonSpray™ 的流出物和来自涡轮加热器的加热干燥气体混合在一起，以 90 度角射入气帘板上小孔。

只有在液态溶剂中电离的化合物才能在离子源中生成气相型式的离子。生成离子的效率和速度取决于具体离子的溶剂化能量。溶剂化能量低的离子比溶剂化能量高的离子更容易蒸发。


IonSpray™ 电压与涡轮加热器之间的交互作用有助于聚集样本流并提高液滴蒸发率，从而增强离子信号。受热气体会提高离子蒸发的效率，从而提高灵敏度和更高液态样本流速下的处理能力。

高速雾化气流会在 IonSpray™ 入口剪切液体样本流中的液滴。在喷雾器上施加可变高电压，离子源就会在每一颗液滴上施加一个净电荷。该电荷有助于液滴的分散。单一极性的离子从液流中分离后，在高电压下很容易被液滴吸附。不过，这种分离是不彻底的，而且每颗液滴都含有很多两种极性的离子。在每一颗液滴中，以一种极性的离子占主导，带正电和负电的离子数量的差异会产生净电荷。占主导极性的离子中只有多出的离子才能用于离子蒸发，而且其中仅有一部分会真正蒸发。

探针可以从具有很多电荷中心（如肽和寡聚核苷酸）的化合物中产生大量带电离子。这在分析高分子量物种（多电荷产生质量电荷 (m/z) 比在质谱仪质量范围内的离子）时非常有用。这样就可以正常确定 kiloDalton (kDa) 范围内的化合物的分子量。

如图 A-1 所示，每一颗带电的液滴都含有溶剂和两种极性的离子，但离子都以一种极性为主。作为导电介质，多余的电荷均驻留在液滴表面。当溶剂蒸发时，液滴表面的电场强度会因为液滴半径的减小而提高。

图 A-1 离子蒸发

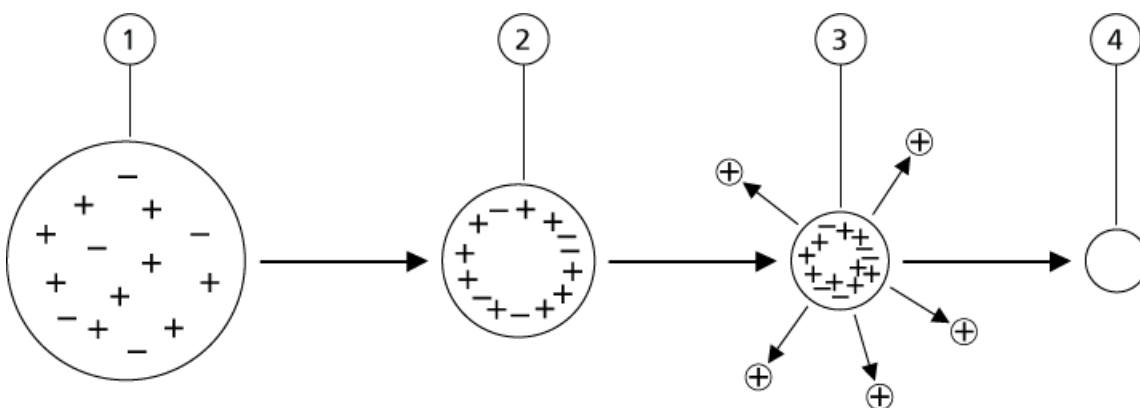

项目	描述
1	液滴两种极性的离子，以一种极性为主。
2	随着溶剂蒸发，电场强度会因为液滴提高，离子移至表面。
3	在某些重要的电场值处，离子会从液滴上发射。
4	不挥发的残留物以干燥颗粒的型式残留下来。

如果液滴含有多余的离子，而且有足够的溶剂蒸发，就会达到一个临界电场值，此时离子会从液滴表面发射。最终，所有溶剂均从液滴上蒸发，留下由样本溶液中不挥发成份组成的干燥颗粒。


由于大多数有机分子的溶剂化能量是未知的，因此任何指定有机离子对于离子蒸发的灵敏度是难以预计的。溶剂化能量的重要性显而易见，因为聚集在液体表面的表面活性剂能够非常灵敏地被发现。

APCI 模式

以前液相色谱法与质谱仪不兼容的原因是，在不造成过度分解的条件下将挥发性相对较差的分子（溶于液体中）转换为分子气体的难度较大。APCI 探针在柔和条件下将样本在加热陶瓷管内雾化成分散的细小液滴的过程，可以在样本分子不分解的情况下使样本迅速汽化。

图 A-2 显示的是 APCI 过程中反应阳离子（水合质子， $\text{H}_3\text{O}^+[\text{H}_2\text{O}]_n$ ）的反应流量。

图 A-2 APCI 反应流量示意图

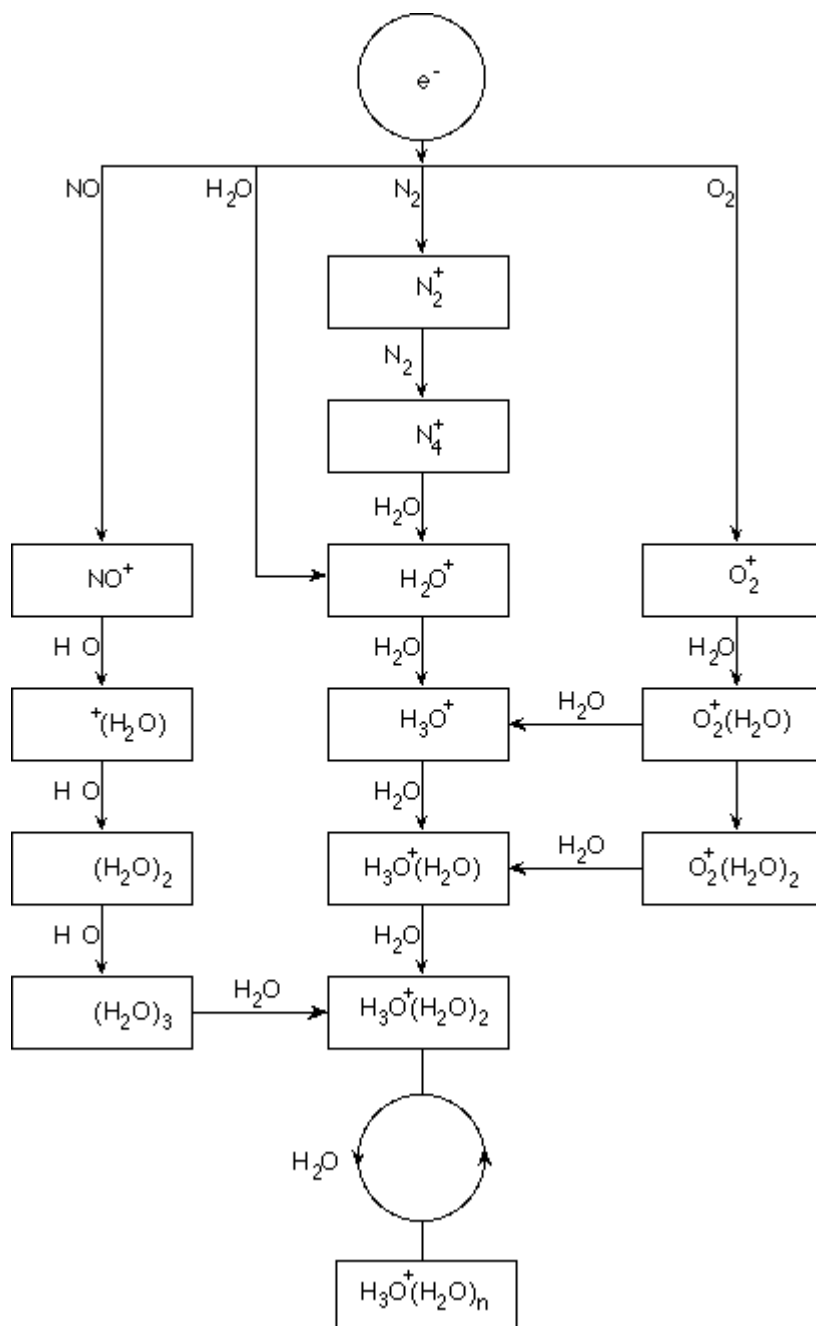


在空气的主要中性成份中经电晕产生的电子的作用下,形成的主要离子是 N_2^+ 、 O_2^+ 、 H_2O^+ 和 NO^+ 。虽然 NO^+ 通常不是干净空气的主要成份,但离子源中这类离子的浓度会因为电晕放电造成的中性反应而升高。

经 APCI 探针引入的样本在雾化气的帮助下被喷入加热陶瓷管。在导管中, 样本和溶剂的细小分散液滴会在最少热分解的情况下迅速汽化。柔和的汽化可保持样本的分子识别性。

气态样本和溶剂分子进入离子源罩壳，由连接到陶瓷管端部的电晕放电针诱发 APCI 电离。在流动相溶剂分子电离产生的试剂离子的碰撞下，样本分子会发生电离。如图 A-3 中所示，汽化的溶剂分子电离后产生试剂离子 $[X+H]^+$ （在阳离子模式下）和 $[X-H]^-$ （在阴离子模式下）。正是这些试剂离子在与样本分子碰撞后产生了稳定的样本离子。

图 A-3 大气压化学电离

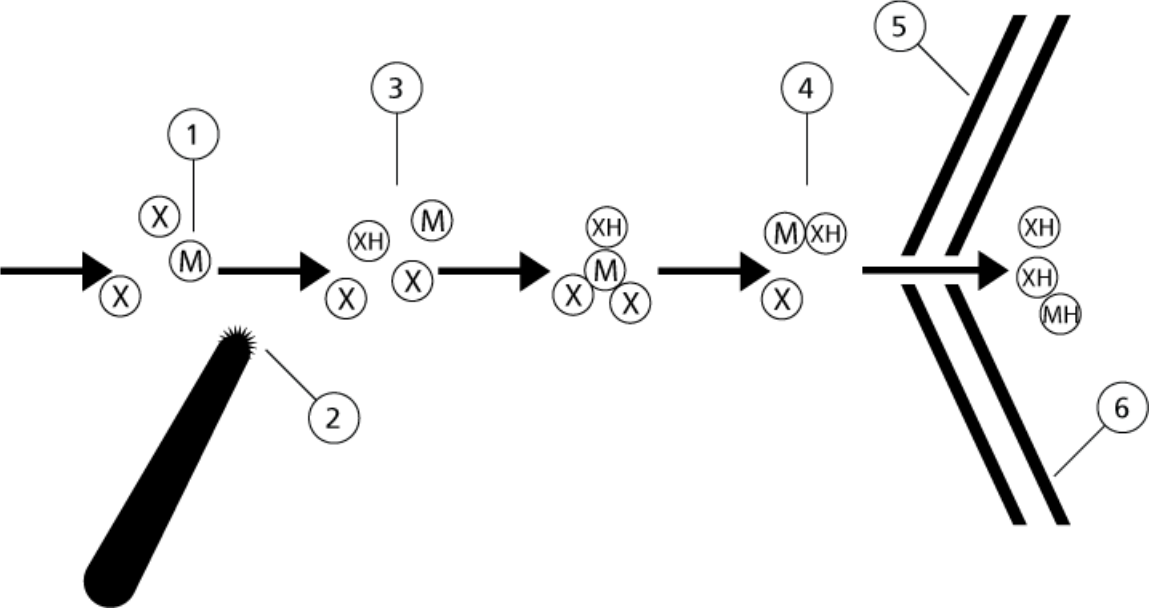

项目	描述
1	样本
2	主要离子是在电晕放电针附近产生的
3	电离会产生占主导性的溶剂离子
4	试剂离子与样本离子簇发生反应
5	气帘板
6	接口

x=溶剂分子，M=样本分子

样本分子经质子转移后形成阳离子，并通过电子转移或质子转移形成阴离子。因为离子源的气压相对较高，所以 APCI 电离过程的能量以碰撞为主。


在反相情况下，溶剂离子由阳离子模式的质子化溶剂分子和阴离子模式的溶剂化氧离子组成。在热力学条件适宜的情况下，加入改性剂会改变试剂的成份。例如，加入醋酸盐缓冲剂或改性剂可以使醋酸盐离子 $[CH_3COO]^-$ 成为阴离子型式中的主要试剂。胺基改性剂可使质子化铵离子 $[NH_4]^+$ 成为阳离子型式中的主要试剂。

通过碰撞，某些离子（例如，质子化的水合离子）可以达到均匀分布。样本离子在离子源内的提前分解减少的原因可能是溶剂分子团簇对试剂离子的缓和作用以及离子源内的气压相对较高。因此，在质谱仪的质量分析中，电离过程主要产生分子型的产物离子。

APCI 电离区

图 A-4 显示了 APCI 探针离子分子反应器的一般位置。斜线部分表示无壁反应器。自发的电晕放电离子的毫安级电流是放电针和气帘板之间的电场作用的结果。主要的离子，如 N_2^+ 和 O_2^+ ，是在紧邻放电针尖端的等离子体中通过失去电子而产生的。这些电子经过与气体分子的多次碰撞后，能量得到一定程度的缓释，而后又在有效电离横截面处获得能量，使之能够有效电离中性分子。

图 A-4 APCI 电离区

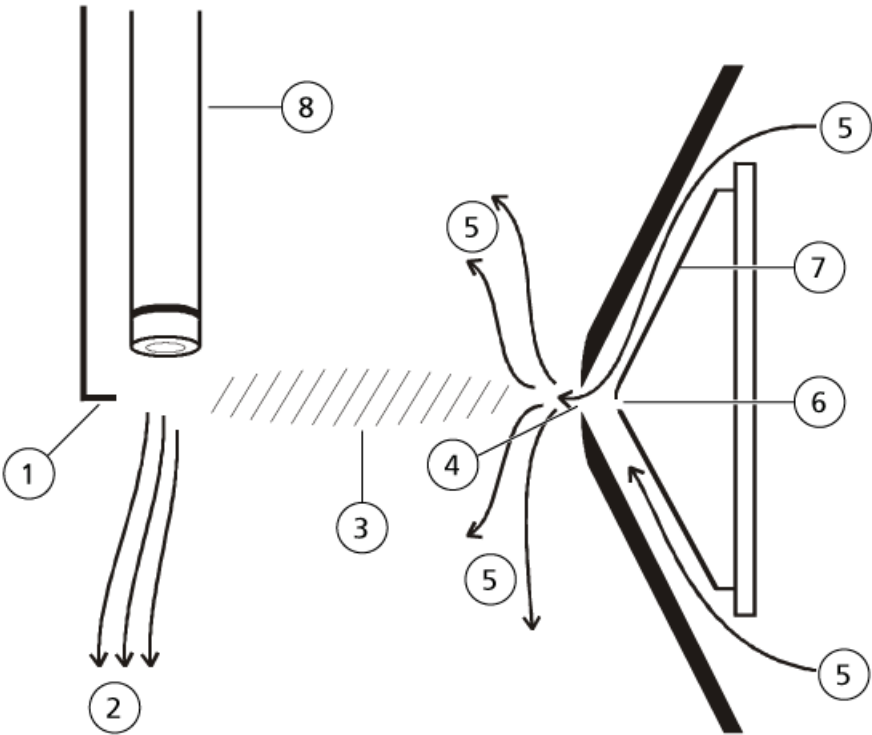

项目	描述
1	放电针针头
2	样本流速
3	无壁反应器
4	气帘板小孔
5	Curtain Gas™ 气源
6	小孔
7	锥孔板
8	陶瓷管

主要离子依次产生中间离子，从而导致样本离子的形成。选定极性的离子在电场的作用下向气帘板漂移，并经过气帘板进入质谱仪。因为 APCI 探针的气压相对较高，所以整个离子形成过程以碰撞为主。除紧邻放电针尖端、产生电场强度的区域以外，电场作用在离子上的能量要小于离子的热能。

通过碰撞，某些离子（例如，质子化的水合离子）可以达到均匀分布。离子在离子-分子反应过程中获得的多余能量会变成热能。经碰撞稳定后，很多产物离子已固定，即使还会发生很多后续碰撞。在 760 torr（大气压）的工作压力下，产物和反应物离子的形成是受均衡条件制约的。

APCI 探针的作用类似于无壁反应器，因为从离子源转至真空腔并最终到达探测器的离子从未与探针壁发生碰撞—只与其他分子发生碰撞。在指定离子源以外也会形成离子，但这些离子不会被检测到，而且最终会通过和壁面的相互作用而得到中和。

探针的温度是影响 APCI 探针操作的一个重要因素。为了保持分子的本质不变，设置温度必须足够高，以确保迅速蒸发。在足够高的工作温度下，液滴会迅速蒸发，从而使液滴中的有机分子被吸收时的热衰减最小。不过，如果温度设置过低，蒸发过程就会变慢，从而在彻底蒸发前，有机分子会出现热解或分解。在最佳温度以上操作 APCI 探针可能会导致样本热分解。

TurboIonSpray[®] 探针参数

下表显示了 TurboIonSpray[®] 探针在三种不同流速下的推荐工作条件。对于每个流速，Curtain Gas[™] 流速应尽可能高。用于优化的溶剂成份为 1:1 的水和乙腈。这些条件代表的是探针优化的起始点。对于目标化合物，用流量注入分析法反复优化参数，以获得最佳信号或信噪比。

表 B-1 TurboIonSpray[®] 探针的参数优化

参数	典型值			工作范围
LC 流速	5 µL/min – 50 µL/ min	200 µL/min	1000 µL/min	5 µL/min – 3000 µL/min
气体 1（雾化气）	20 psi – 40 psi	40 psi – 60 psi	40 psi – 60 psi	0 psi – 90 psi
气体 2（加热气）	0 psi	50 psi	50 psi	0 psi – 90 psi
IonSpray 电压	5500	5500 V	5500 V	5500 V
Curtain Gas [™] 气源	20 psi	20 psi	20 psi	20 psi – 50 psi
温度 ¹	0 °C – 200 °C	200 °C – 650 °C	400 °C – 750 °C	最高 750 °C
去簇电压 (DP) ²	阳离子： 70 V 阴离子： –70 V	阳离子：70 V 阴离子：–70 V	阳离子：70 V 阴离子：–70 V	阳离子：0 V – 400 V 阴离子：– 400 V – 0 V
探针垂直刻度设置	7 – 10	2 – 5	0 – 2	0 – 13
探针水平刻度设置	4 – 6	4 – 6	4 – 6	0 – 10

¹ 最优温度值取决于化合物和流动相的成份（水含量越高，所需温度越高）。0 表示未应用任何温度。

² DP 值取决于化合物。

APCI 探针参数

表 B-2 APCI 探针的参数优化

参数	典型值	工作范围
LC 流速	1000 µL/min	200 µL/min - 2000 µL/min
气体 1 （雾化气）	30 psi	0 psi - 90 psi
Curtain Gas™ 气源	20 psi	20 psi - 50 psi
温度 ³	400 °C	100 °C 至 750 °C
雾化电流（NC）	阳极：3 µA 阴极：-3 µA	阳极：0 mA 至 5 µA 阴极：-5 mA 至 0 µA
去簇电压（DP）	阳离子：60 V 阴离子：-60 V	阳离子：0 V - 300 V 阴离子：-300 V 至 0 V
探针垂直千分尺设置	4	标度 0 至 13

参数描述

表 B-3 由离子源决定的参数

参数	描述
离子源气体 1 (GS1)	控制 TurboIonSpray® 和 APCI 探针的雾化气。请参阅 工作原理 — 离子源 。
离子源气体 2 (GS2)	控制 TurboIonSpray® 探针的加热气。当温度（TEM）和加热气（GS2）流速的组合使得 LC 溶剂到达了几乎完全汽化的临界点时，便可获得最佳灵敏度。在背景噪声显著增加的情况下，若要优化 Gs2，可提高流量，以获得最佳信号或信噪比。流量过高会产生噪声或不稳定信号。请参阅 工作原理 — 离子源 。
Curtain Gas (CUR)	控制流向 Curtain Gas™ 接口的气体流量。Curtain Gas 接口位于气帘板和小孔之间。它可以防止周围空气和溶剂液滴进入并污染电离光学器件，同时还可以通过在真空接口和喷射针头之间产生的电场引导样本离子进入真空腔。离子入口光学器件污染会降低 Q0 传输、稳定性和灵敏度，并增加背景噪声。 在不影响灵敏度的前提下保持 Curtain Gas™ 流量尽可能高。
温度（TEM）	控制用于样本汽化的热量。理想温度是能够使样本彻底汽化的最低温度。以 50 °C 的增量进行优化。

³ 温度值取决于化合物。

表 B-3 由离子源决定的参数（续）

参数	描述
温度 (TEM) – TurboIonSpray® 探针	<p>控制 TurboIonSpray® 探针中加热气的温度。</p> <p>当温度 (TEM) 和加热气 (GS2) 流速结合起来使 LC 溶剂达到其几乎完全汽化的那一点时，即实现最佳灵敏度。</p> <p>随着溶剂中有机物含量的增加，最佳探针温度会逐渐降低。当溶剂为 100% 甲醇或乙腈时，探针性能优化可低至 300 °C。100% 的水溶剂（流速约为 1000 µL/min）要求探针的最高温度达到 750 °C。</p> <p>如果温度设定值过低，则汽化不完全，可见液滴会喷入离子源罩壳。</p> <p>如果温度设定值过高，则溶剂会在探针尖端过早汽化，尤其是在探针设置得过低时（5 mm 至 13 mm）。</p>
温度 (TEM) – APCI 探针	<p>控制 APCI 探针中的温度。</p> <p>溶剂中有机物的含量越高，探针的理想温度应当越低。当溶剂为 100% 甲醇或乙腈、流速为 1000 µL/min 时，探针性能优化可低至 400 °C。流速被设在 2000 µL/min 的 100% 的水溶剂要求探针的最低温度不低于 700 °C。</p> <p>如果温度设定值过低，则汽化不完全，可见液滴会喷入离子源罩壳。</p> <p>如果温度设定值过高，则会发生样本热分解。</p>
雾化器电流 (NC)	<p>控制经过 APCI 探针内的电晕放电针的电流。放电会使溶剂分子电离，从而使样本分子电离。对于 APCI 探针，电晕放电针 (NC) 上的电流通常在很宽的变化范围内进行优化（在阳离子模式下约为 1 µA 至 5 µA）。如需优化，请从数值为 1 开始，然后逐渐增加，直至达到最佳信号或信噪比。如果增加电流时发现信号无变化，则将电流保持在最低设定值，以达到最佳灵敏度（例如 2 µA）。</p>
离子喷雾电压浮动 (ISVF) 或 IonSpray 电压 (IS)	<p>控制 TurboIonSpray® 探针喷射器上的电压（在离子源中使样本电离）。参数值取决于极性，会影响喷雾的稳定性和灵敏度。</p>
接口加热器 (ihe)	<p>对于 3500、4500、5500、5500+、6500、6500+ 和 TripleTOF® 系统，该参数始终开启。</p> <p>ihe 参数用于开启和关闭接口加热器。加热接口有助于最大限度地增强离子信号，防止离子光学系统的污染。除非用户分析的化合物特别不稳定，否则建议用户对接口进行加热。</p>

探针位置

探针的位置会影响到分析的灵敏度。请参阅[离子源优化](#)，了解更多关于优化探针位置方面的内容。

溶剂成份

甲酸铵或乙酸铵的标准浓度为 2 mmol/L - 10 mmol/L（阳离子）及 2 mmol/L - 50 mmol/L（阴离子）。有机酸的体积浓度为 0.1% - 0.5%（TurboIonSpray® 探针）和 0.1% - 2.0%（APCI 探针）。

常用溶剂有：

- 乙腈
- 甲醇
- 丙醇
- 水

常用的改性剂有：

- 乙酸
- 甲酸
- 甲酸铵
- 乙酸铵

下列改性剂不常使用，因为它们的离子混合物和团簇的结合会使谱图复杂化。它们还会抑制目标化合物离子信号的强度：

- 三乙胺（TEA）
- 磷酸钠
- 三氟乙酸（TFA）
- 十二烷基磺酸钠

符号词汇表














C

注释： 下表中并非所有符号都可用于每种仪器。

符号	描述
	澳大利亚合规标志。表示产品符合澳大利亚通讯与媒体管理局（ACMA）的 EMC 要求。
	交流电
A	安培（电流）
	欧洲共同体授权代表
	生物危害
	CE 符合性标志
	cCSAus 标志。显示加拿大和美国的电气安全认证标志。
	目录编号
	注意 注释： 在 SCIEX 文档中，此符号表示人身伤害危险。
	中国有害物质限制使用警示标签。电子信息产品含有一定量的有毒或有害物质。中间数字是环境友好使用期（EFUP）日期，表示产品可正常运行的日历年数。EFUP 期满后，必须立即回收该产品。循环箭头表示产品可回收。标签或产品上的日期代码表示生产日期。
	中国有害物质限制使用徽标。设备中所含有毒有害物质或元素未超过最高浓度值，该设备是一种可回收利用的环境友好型产品。

符号	描述
	请查阅使用说明。
	北美 TUV Rheinland 的 cTUVus 标志。
	数据矩阵符号，可使用条形码读取器扫描此符号以获得唯一设备标识符 (UDI)。
	环境危害。
	以太网连接
	爆炸危险
	火灾危险
	易燃化学危害
	易碎
	保险丝
Hz	赫兹
	高电压。触电危险 如果必须拆下主盖，请联系 SCIEX 代表，以免触电。
	高温表面危险

符号词汇表

符号	描述
	体外诊断设备
	电离辐射危害
	保持干燥 请勿淋雨 相对湿度不得超过 99%
	保持直立
	撕裂/切断危害
	激光辐射危害
	起重危险
	制造商
	活动部件危害
	夹手
	压缩气体危险
	保护接地导线
	刺伤危险

符号	描述
	活性化学危害
	序列号
	有毒化学危害
	在 66 kPa 至 103 kPa 压力范围内运输和储存系统。
	在 75 kPa 至 101 kPa 压力范围内运输和储存系统。
	系统运输和保存的适宜相对湿度范围为 10% 至 90% 之间。
	在 -30 ° C 至 +45 ° C 温度范围内运输和储存系统。
	在 -30 ° C 至 +60 ° C 温度范围内运输和储存系统。
	USB 2.0 连接
	USB 3.0 连接
	紫外线辐射危险
VA	伏安（功率）
V	伏特（电压）
	WEEE。请勿将设备当作未分类城市废物来处置。环境危害。

符号词汇表

符号	描述
W	瓦特
	yyyy-mm-dd 生产日期

联系我们

客户培训

- 北美地区: NA.CustomerTraining@sciex.com
- 欧洲: Europe.CustomerTraining@sciex.com
- 欧盟与北美之外地区请访问 sciex.com/education 获取联系信息。

在线学习中心

- SCIEXUniversity

SCIEX 支持

SCIEX 及其代表在全球范围内设有经过系统培训的服务和技术专家。他们可以解答系统问题或可能出现的任何技术问题。详情请访问 SCIEX 网站 sciex.com 或通过下述方式之一联系我们:

- sciex.com/contact-us
- sciex.com/request-support

网络安全

有关 SCIEX 产品的最新网络安全指南, 请访问 sciex.com/productsecurity。

文档

本版本的文档取代本文档的所有先前版本。

要查看本文档的电子版本, 需要 Adobe Acrobat Reader。要下载最新版本, 请转到 <https://get.adobe.com/reader>。

要查找软件产品文档, 请参阅软件随附的发行说明或软件安装指南。硬件产品的文档可在系统或组件随附的《Customer Reference》DVD 中找到。

如需获得文档最新版本, 请访问 SCIEX 网站, 网址为: sciex.com。

联系我们

注释： 如需免费获取本文档的印刷版本，请联系 sciex.com/contact-us。
