

CAC Software 4,2

Udgivelsesbemærkninger



Indledning

Central Administrator Console (CAC)-softwaren 4,2 hjælper netværksadministratorer i regulerede miljøer, hvor administration af store grupper af mennesker, projekter og arbejdsstationer kan være dyrt og tidskrævende. For at hjælpe administratorer med at administrere ressourcer mere effektivt giver CAC-softwaren mulighed for at administrere brugere, roller, projekter og arbejdsstationer centralt.

CAC-softwaren er aktiveret af en licens og kan installeres på enhver arbejdsstation, der understøtter SCIEX OS-softwaren 3.0 eller nyere og Windows Server 2019 eller nyere.

CAC-softwaren og SCIEX OS softwaren (opsamling eller behandling) kan ikke installeres på den samme arbejdsstation.

Bemærk: CAC-softwaren bruger TCP-porte 63333 og 44144 til kommunikation. CAC-serveren skal konfigureres til indgående trafik på port 63333 og udgående trafik på port 44144 og 63333. Computeren med SCIEX OS-softwaren skal være åben for indgående trafik på port 63333 og 44144 og udgående trafik på port 63333.

Bemærk: Der er føjet nye tilladelser til administratorrollen. Brugeren kan oprette tilpassede roller med tilladelser til at få adgang til og administrere CAC-softwaren.

Bemærk: CAC-softwaren understøtter ikke Analyst-softwaren.

Bemærkninger om anvendelse og kendte problemer

Bemærkninger om anvendelse

Regulerede kunder: Hvis brugeradministrationsindstillinger importeres efter softwarevalidering, anbefaler vi, at kunderne bruger deres interne ændringsstyringsproces til at dokumentere konfigurationsændringerne.

- Central Administrator Console (CAC)-softwaren er kompatibel med SCIEX OS-softwaren 3.0 eller nyere.
- CAC-softwaren understøtter kun SCIEX OS-softwaren. Analyst Administrator Console (AAC) bruges til at administrere Analyst-softwareindstillingerne.
- CAC-softwaren kan installeres på den samme computer som Flexnet-serveren.

- CAC-softwaren understøtter brugere på tværs af domæner. Alle brugere behøver ikke at være i det samme Active Directory-domæne.

Se dokumenterne: *Vejledning til laboratoriechef for SCIEX OS-software* og *Vejledning til installation af SCIEX OS-softwaren*.

Kendte problemer

- Når CAC-softwaren bruges med SCIEX OS-softwaren 3.0, kan **Status i Arbejdsgruppestyring > Arbejdsstationspulje** muligvis blive vist forkert som `Cannot connect`, selvom arbejdsstationen er tilsluttet og i drift.

Kontakt os

Adresser



Leica Microsystems CMS GmbH
Ernst-Leitz-Strasse 17-37
35578 Wetzlar
Tyskland

UKRP

Leica Microsystems (UK) Ltd
19 Jessops Riverside
800 Brightside Lane, Sheffield
S9 2RX, England



SCIEX hovedkvarter

AB SCIEX Pte. Ltd.
Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256

AB SCIEX LLC
250 Forest Street
Marlborough, MA 01752
USA

Kundetræning

- Globalt: sciex.com/contact-us

Onlinelæringscenter

- [SCIEX Now Learning Hub](#)

SCIEX-support

SCIEX og dets repræsentanter har et globalt personale af fuldt uddannede service- og tekniske specialister. De kan give svar på spørgsmål om systemet eller eventuelle tekniske problemer, der måtte opstå. For at få flere oplysninger kan du gå til SCIEX-hjemmesiden sciex.com eller bruge et af de følgende links til at kontakte os.

- sciex.com/contact-us
- sciex.com/request-support

Cybersikkerhed

Besøg sciex.com/productsecurity for at få den seneste vejledning om cybersikkerhed for SCIEX-produkter.

Dokumentation

Denne version af dokumentet tilsidesætter alle tidligere versioner af dette dokument.

De seneste versioner af dokumentationen findes på SCIEX-webstedet under sciex.com/customer-documents.

Bemærk: Kontakt sciex.com/contact-us for at anmode om en gratis, trykt version af dette dokument.

Dette dokument leveres til kunder, der har købt SCIEX-udstyr, til brug for driften af dette SCIEX-udstyr. Dette dokument er ophavsretligt beskyttet, og enhver reproduktion af dette dokument eller dele af dette dokument er strengt forbudt, medmindre SCIEX skriftligt har givet tilladelse hertil.

Software, som kan være beskrevet i dette dokument, leveres i henhold til en licensaftale. Det er ulovligt at kopiere, ændre eller distribuere softwaren på ethvert medium, medmindre det specifikt er tilladt i licensaftalen. Desuden kan licensaftalen forbyde, at softwaren demonteres, omvendt manipuleres eller dekompileres til ethvert formål. Garantier er som anført i aftalen.

I dele af dette dokument kan der være henvisninger til andre producenter og/eller deres produkter, som kan indeholde dele, hvis navne er registreret som varemærker og/eller fungerer som varemærker tilhørende deres respektive ejere. Enhver sådan brug har kun til formål at betegne sådanne produkter som disse producenters produkter og indebærer ikke nogen ret og/eller licens til at bruge eller tillade andre at bruge sådanne producenters og/eller deres produktnavne som varemærker.

SCIEX' garantier er begrænset til de udtrykkelige garantier, der gives på tidspunktet for salg eller licens af dets produkter, og er SCIEX' eneste og eksklusive erklæringer, garantier og forpligtelser. SCIEX giver ingen andre garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, uanset om de følger af en lov eller på anden måde af loven eller af en handelspraksis eller handelsbrug, som alle udtrykkeligt fraskrives, og påtager sig intet ansvar eller eventuelt ansvar, herunder indirekte eller følgeskader, for købers brug af produktet eller for eventuelle negative omstændigheder, der måtte opstå som følge heraf.

SCIEX' kliniske diagnostiske portefølje er til *in vitro*-diagnostisk brug. Produkt(er) er ikke tilgængeligt/tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale repræsentant, eller se sciex.com/diagnostics for oplysninger om tilgængelighed. Alle andre produkter er kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes i diagnostiske procedurer.

Varemærker og/eller registrerede varemærker nævnt heri, inklusive tilhørende logoer, tilhører AB Sciex Pte. Ltd. eller deres respektive ejere i USA og/eller visse andre lande (se sciex.com/trademarks).

AB Sciex™ anvendes under licens.

© 2026 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.

