

中央管理者コンソールソフトウェア 3.4 リリースノート



はじめに

Central Administrator Console (CAC)ソフトウェア 3.4 は、多数のユーザー、プロジェクト、およびワークステーションの管理にコストと時間がかかるような規制の厳しい環境で、ネットワーク管理者にメリットをもたらします。管理者がより効率的にリソースを管理できるように、CAC ソフトウェアには、ユーザー、ロール、およびプロジェクトを一元的に管理するオプションが用意されています。

CAC ソフトウェアはライセンスによって有効になり、SCIEX OS ソフトウェア 3.0 以降および Windows Server 2019 をサポートする任意のワークステーションにインストールできます。

CAC ソフトウェアと SCIEX OS ソフトウェア (取得または処理)を同じワークステーションにインストールすることはできません。

注: CAC ソフトウェアは、通信に TCP ポート 63333 および 44144 を使用します。CAC サーバーは、ポート 63333 でのインバウンドトラフィックと、ポート 44144 および 63333 での送信トラフィックを許可する必要があります。SCIEX OS ソフトウェアを搭載したコンピュータは、ポート 63333 と 44144 の受信トラフィックとポート 63333 の送信トラフィックを許可する必要があります。

注: 新しい権限が管理者の役割に追加されました。ユーザーは、CAC ソフトウェアにアクセスして管理する権限を持つカスタマイズされた役割を作成できます。

注: CAC ソフトウェアは、Analyst ソフトウェアをサポートしていません。

バージョン 3.4 の新機能

このセクションでは、Central Administrator Console (CAC)ソフトウェア 3.4 の変更点について説明します。以前のバージョンの CAC ソフトウェアの機能強化と修正を確認するには、次のドキュメントを参照: そのバージョンのソフトウェアに付属するリリースノート。

バージョン 3.4 の機能と機能強化

- 中央モニタリング: 新しいワークスペースにより、管理者がワークステーションの状態を監視できるようになりました。この機能は、CAC ソフトウェア内または Web ブラウザから利用できます。この機能に対応するため、中央モニタリング ワークスペースに以下の権限が追加されました。
 - キュータブへのアクセス
 - キューの印刷
 - 開始/停止キュー

注: SCIEX OS ソフトウェアバージョン 3.3 以降を搭載した測定用コンピュータのみが監視可能です。

注: この機能は、Macintosh コンピュータやモバイルデバイスには対応していません。ブラウザは Chrome と Edge を推奨します。

注: 1,000 以上のサンプルを含むキューを開いたり更新したりすると、遅延が発生する場合があります。

使用上の注意と既知の問題

使用上の注意

規制対象のお客様: ソフトウェアの検証後にユーザー管理設定をインポートする場合は、内部の変更管理プロセスを使用して構成の変更を文書化することをお勧めします。

- Central Administrator Console (CAC)ソフトウェアは、SCIEX OS ソフトウェア 3.0 以降と互換性があります。
- CAC ソフトウェアは、SCIEX OS ソフトウェアのみをサポートします。Analyst Administrator Console (AAC)は、Analyst ソフトウェア設定を管理するために使用されます。
- CAC ソフトウェアは、Flexnet サーバーと同じコンピュータにインストールできます。
- CAC ソフトウェアは、クロスドメインユーザーをサポートします。すべてのユーザーが同じ Active Directory ドメインにある必要はありません。

既知の問題

- ワークステーションレポートには、ワークステーションステータスと最後のステータス更新時間がありません。(ONYX-24475)

お問い合わせ先

お客様のトレーニング

- 北米: NA.CustomerTraining@sciex.com
- ヨーロッパ: Europe.CustomerTraining@sciex.com
- ヨーロッパおよび北米以外: sciex.com/education

オンライン学習センター

- [SCIEX Now Learning Hub](#)

SCIEX サポート

SCIEX およびその代理店には、十分な訓練を受けた保守 / 技術専門のグローバルスタッフがおり、システムに関する質問や技術的な問題にお答えします。詳細については、SCIEX の Web サイト sciex.com をご覧いただくか、以下のリンクからお問い合わせください。

- sciex.com/contact-us
- sciex.com/request-support

サイバーセキュリティ

SCIEX 製品のサイバーセキュリティに関する最新のガイダンスについては、sciex.com/productsecurity を参照してください。

説明書

このバージョンのドキュメントは、以前のすべてのバージョンのドキュメントに優先します。

説明書の最新版は SCIEX の web サイト(sciex.com/customer-documents)で入手できます。

注: このドキュメントの無料の印刷版を請求するには、sciex.com/contact-us までお問い合わせください。

本書は SCIEX 機器をご購入され、実際に使用されるお客様にむけてのものです。本書の著作権は保護されています。本書および本書の一部分を複製することは、SCIEX が書面で合意した場合を除いて固く禁止されています。

本書に記載されているソフトウェアは、使用許諾契約書に基づいて提供されています。使用許諾契約書で特に許可されている場合を除き、いかなる媒体でもソフトウェアを複製、変更、または配布することは法律で禁止されています。さらに、使用許諾契約書では、ソフトウェアを逆アセンブル、リバースエンジニアリング、または逆コンパイルすることをいかなる目的でも禁止することがあります。正当とする根拠は文書中に規定されているとおりです。

本書の一部は、他の製造業者および/またはその製品を参照することがあります。これらには、その名称を商標として登録しているおよび/またはそれぞれの所有者の商標として機能している部分を含む場合があります。そのような使用は、機器への組み込みのため SCIEX により供給された製造業者の製品を指定することのみを目的としており、その権利および/またはライセンスの使用を含む、または第三者に対しこれらの製造業者名および/または製品名の商標利用を許可するものではありません。

SCIEX の保証は販売またはライセンス供与の時点で提供される明示的保証に限定されており、また SCIEX の唯一かつ独占的な表明、保証および義務とされています。SCIEX は、明示的・黙示的を問わず、制定法若しくは別の法律、または取引の過程または商慣習から生じるかどうかに関わらず、特定の目的のための市場性または適合性の保証を含むがこれらに限定されない、他のいかなる種類の保証も行いません。これらのすべては明示的に放棄されており、購買者による使用またはそれから生じる不測の事態に起因する間接的・派生的損害を含め、一切の責任または偶発債務を負わないものとします。

研究専用。診断手順には使用しないでください。

ここに記載されている商標および / または登録商標は、関連するロゴを含め、米国および / またはその他の特定の国における AB Sciex Pte. Ltd.、またはその該当する所有者の所有物です(sciex.com/trademarks をご覧ください)。

AB Sciex™ はライセンスの下で使用されています。

© 2024 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.



AB Sciex Pte. Ltd.

Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3

Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256