



Séries d'instruments 6500/6500+

Guide de l'utilisateur du système



Ce document est fourni aux clients qui ont acheté un équipement SCIEX afin de les informer sur le fonctionnement de leur équipement SCIEX. Ce document est protégé par les droits d'auteur et toute reproduction de tout ou partie de son contenu est strictement interdite, sauf autorisation écrite de SCIEX.

Le logiciel éventuellement décrit dans le présent document est fourni en vertu d'un accord de licence. Il est interdit de copier, modifier ou distribuer un logiciel sur tout support, sauf dans les cas expressément autorisés dans le contrat de licence. En outre, l'accord de licence peut interdire de décomposer un logiciel intégré, d'inverser sa conception ou de le décompiler à quelque fin que ce soit. Les garanties sont celles indiquées dans le présent document.

Certaines parties de ce document peuvent faire référence à d'autres fabricants ou à leurs produits, qui peuvent comprendre des pièces dont les noms sont des marques déposées ou fonctionnent comme des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs. Cet usage est destiné uniquement à désigner les produits des fabricants tels que fournis par SCIEX intégrés dans ses équipements et n'induit pas implicitement le droit et/ou l'autorisation de tiers d'utiliser ces noms de produits comme des marques commerciales.

Les garanties fournies par SCIEX se limitent aux garanties expressément offertes au moment de la vente ou de la cession de la licence de ses produits. Elles sont les uniques représentations, garanties et obligations exclusives de SCIEX. SCIEX ne fournit aucune autre garantie, quelle qu'elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à leur qualité marchande ou à leur adéquation à un usage particulier, en vertu d'un texte législatif ou de la loi, ou découlant d'une conduite habituelle ou de l'usage du commerce, toutes étant expressément exclues, et ne prend en charge aucune responsabilité ou passif éventuel, y compris des dommages directs ou indirects, concernant une quelconque utilisation effectuée par l'acheteur ou toute conséquence néfaste en découlant.

Réservé exclusivement à des fins de recherche. Ne pas utiliser dans le cadre de procédures de diagnostic.

AB Sciex faisant affaire sous le nom de SCIEX.

Les marques commerciales citées dans le présent document appartiennent à AB Sciex Pte. Ltd. ou à leurs propriétaires respectifs.

AB SCIEX™ est utilisé sous licence.

© 2017 AB Sciex



AB Sciex Pte. Ltd.
Blk 33, #04-06
Marsiling Ind Estate Road 3
Woodlands Central Indus. Estate.
SINGAPORE 739256

Table des matières

Chapitre 1 Précautions et limites de fonctionnement.....	8
Informations générales de sécurité.....	8
Conformité réglementaire.....	8
Australie et Nouvelle-Zélande.....	9
Canada.....	9
Europe.....	9
États-Unis.....	9
International.....	10
Précautions électriques.....	10
Alimentation secteur.....	10
Prise de terre.....	11
Précautions chimiques.....	11
Fluides sécurisés du système.....	12
Précautions relatives à la ventilation.....	13
Précautions pour l'environnement.....	14
Environnement électromagnétique.....	15
Mise hors service et mise au rebut.....	16
Personnel qualifié.....	16
Conditions de laboratoire.....	16
Conditions de fonctionnement.....	16
Spécifications des performances.....	17
Utilisation de l'appareil et modification.....	17
Nous contacter.....	18
Assistance technique.....	18
Symboles et conventions de la documentation.....	18
Documentation connexe.....	19
Chapitre 2 Principes de fonctionnement.....	20
Présentation du système.....	20
Présentation du matériel.....	21
Principes de fonctionnement—Matériel.....	24
Analyst [®] Présentation du logiciel.....	26
Principes de fonctionnement—Logiciel Analyst [®]	33
Chapitre 3 Instructions d'utilisation : flux de travail des échantillons.....	36
Chapitre 4 Instructions d'utilisation - Matériel.....	48
Démarrer le système.....	48
Réinitialiser le spectromètre de masse.....	49
Arrêt et ventilation du système.....	49
Régler la position de la pompe à seringue intégrée.....	50
Brancher la vanne de dérivation.....	54
Brancher la vanne de commutation en mode Injection.....	54

Table des matières

Brancher la vanne de dérivation en mode Dérivation.....	55
Chapitre 5 Instructions d'utilisation : profils de matériel et projets.....	57
Profils de matériel.....	57
Créer un profil matériel.....	57
Ajouter des périphériques à un profil de matériel.....	62
Dépannage des problèmes liés à l'activation du profil de matériel.....	64
Projets et sous-projets.....	64
Créer des projets et des sous-projets.....	64
Créer des sous-projets.....	65
Copier des sous-projets.....	66
Basculer entre les projets et sous-projets.....	66
Dossiers projet installé.....	66
Sauvegarder le dossier API Instrument.....	67
Récupérez le dossier API Instrument (Instrument API).....	67
Chapitre 6 Tune and Calibrate.....	68
Vérifier les performances de l'instrument.....	68
À propos de la boîte de dialogue Verifying or Adjusting Performance.....	69
Récapitulatif des résultats.....	69
Chapitre 7 Optimisation automatique.....	71
À propos de l'optimisation automatique.....	72
Type d'introduction de l'échantillon.....	73
Réaliser une optimisation automatique pour un analyte à l'aide d'une perfusion.....	74
Confirmer la présence de composés.....	74
Procédez à une optimisation automatique MS et MS/MS à l'aide d'une perfusion avec un ion précurseur connu et un ion produit inconnu.....	76
Vérifier les résultats de l'optimisation.....	80
Optimisation automatique pour un analyte à l'aide de la technique FIA.....	80
Chapitre 8 Instructions d'utilisation : méthodes d'acquisition.....	88
Créer une méthode d'acquisition en utilisant l'éditeur de méthode d'acquisition.....	88
Configurer la pompe à seringue intégrée.....	89
Ajouter une expérience.....	89
Ajouter une période.....	90
Copier une expérience dans une période.....	90
Copier une expérience dans une période.....	90
Techniques de balayage.....	91
Types de balayage en mode quadripôle	91
Types de balayage en mode LIT.....	92
À propos de l'acquisition de données spectrales.....	93
Chapitre 9 Instructions d'utilisation : analyse et traitement des données quantitatives.....	94
Analyse quantitative.....	94
Méthodes de quantification.....	94
À propos des tableaux de résultats.....	95
Méthodes de quantification et tableaux de résultats.....	95
Créer une méthode avec l'éditeur de méthode de quantification.....	96

Créer un tableau de résultats en utilisant l'assistant de quantification.....	97
Créer une requête standard (Facultatif).....	98
Menu contextuel Results Table.....	101
Réexamen des pics et intégration manuelle des pics.....	102
Examen des pics.....	102
Pics intégrés manuellement.....	107
Menu contextuel Peak Review.....	108
Courbes d'étalonnage.....	109
Affichage des courbes d'étalonnage.....	109
Courbes d'étalonnage superposées.....	110
Menu contextuel Calibration Curve.....	111
Statistique d'échantillon.....	112
Afficher les statistiques pour les standards et les CQ.....	112
Comparer les résultats entre les lots.....	113
Chapitre 10 Instructions d'utilisation : analyser et explorer les données.....	114
Ouvrir les fichiers de données.....	114
Naviguez entre les échantillons dans un fichier de données.....	115
Afficher les conditions expérimentales.....	115
Afficher les données dans des tableaux.....	116
Afficher les données ADC.....	118
Afficher les données quantitatives de base.....	119
Chromatogrammes.....	119
Montrer les TIC d'un spectre.....	120
Afficher un spectre d'un TIC.....	121
À propos de la création de XIC.....	122
Générer un XIC en utilisant une plage sélectionnée.....	123
Générer un XIC en utilisant le pic maximal.....	123
Générer un XIC en utilisant les masses du pic de base.....	123
Extraire des ions en sélectionnant les masses.....	124
Générer des BPC.....	125
Générer XWC.....	126
Générer des données DAD.....	126
Générer TWC.....	127
Ajuster le seuil.....	127
Volets Chromatogram.....	128
Volets Spectra.....	129
Traitement des données graphiques.....	130
Graphiques.....	130
Gestion des données.....	130
Effectuez un zoom avant sur l'axe des y.....	132
Effectuer un zoom avant sur l'axe des x.....	132
Chapitre 11 Logiciel Reporter.....	133
Interface utilisateur du logiciel Analyst Reporter.....	134
Générer des rapports.....	136
Chapitre 12 Instructions d'utilisation — Lots.....	138
Régler les options de file d'attente.....	138
Créer et soumettre un lot.....	139
Ajouter des ensembles et des échantillons à un lot.....	139

Table des matières

Équilibrer le système.....	142
Soumettre un échantillon ou un groupe d'échantillons.....	143
Changer l'ordre de l'échantillon.....	143
Acquérir les données.....	143
Régler les emplacements de l'échantillon dans l'Éditeur de lot.....	144
Sélectionner les emplacements des flacons à l'aide de l'onglet Locations (facultatif).....	145
Définir les détails de quantification dans Batch Editor (facultatif).....	146
Arrêter l'acquisition d'échantillons.....	146
Importer des fichiers de lot.....	147
Créer un lot dans un fichier texte.....	147
Importer un lot depuis un fichier texte.....	148
Menu contextuel Batch Editor.....	148
États de la file d'attente et état du périphérique.....	149
États de la file d'attente.....	149
Vue Instrumentation et icônes de l'état des périphériques.....	151
Menu contextuel Queue.....	152
Chapitre 13 Informations relatives au service et à la maintenance.....	154
Calendrier recommandé de maintenance.....	154
Nettoyer les surfaces.....	156
Nettoyer la façade.....	157
Symptômes de contamination.....	157
Matériel nécessaire	158
Bonnes pratiques de nettoyage.....	159
Préparer le spectromètre de masse.....	160
Nettoyez la plaque rideau.....	161
Nettoyez l'avant de la plaque à orifice.....	162
Remettre le spectromètre de masse en service.....	163
Vérifier le niveau d'huile de la pompe primaire.....	163
Vider le conteneur de trop-plein.....	164
Stockage et manutention.....	166
Chapitre 14 Dépannage du spectromètre de masse.....	167
Annexe A Instructions d'utilisation : optimisation manuelle du composé.....	171
À propos de l'optimisation manuelle du composé.....	172
À propos des types de balayage.....	172
Optimiser manuellement un analyte.....	172
Confirmer la présence de composés.....	173
Optimiser les paramètres de la MS.....	174
Déterminer les ions produits pour l'optimisation.....	176
Optimiser le potentiel de sortie de la cellule de collision pour chaque ion produit.....	177
Optimiser manuellement les paramètres de la source d'ions et de gaz.....	178
Préparez la source d'ions.....	179
Optimiser les paramètres de la source d'ions.....	179
Paramètres avancés.....	180
Optimiser AF2.....	180
À propos de la propagation de l'énergie de collision (CES)	180
Annexe B Paramètres des systèmes des séries 6500 et 6500+Paramètres des systèmes de la série	181

Annexe C Étalonnage des ions et solutions.....	185
Annexe D Icônes de la barre d'outils.....	187
Annexe E Glossaire des symboles.....	197
Annexe F Glossaire des avertissements.....	202

Précautions et limites de fonctionnement

1

Remarque : Avant d'utiliser le système, lisez attentivement toutes les sections du présent guide.

Cette section contient des informations générales relatives à la sécurité et fournit des informations relatives à la conformité réglementaire. Elle décrit également les dangers potentiels et les avertissements associés pour le système ainsi que les précautions qui doivent être prises pour minimiser les risques.

Outre cette section, consultez [Glossaire des symboles à la page 197](#) pour obtenir des informations sur les symboles et les conventions utilisés dans l'environnement du laboratoire, sur le système et dans le présent document. Consultez le *Guide de planification du site d'installation* pour connaître les exigences du site, notamment l'alimentation secteur, l'évacuation de la source, la ventilation, l'air comprimé, l'azote et la pompe primaire.

Informations générales de sécurité

Pour empêcher toute blessure personnelle ou tout endommagement du système, lisez, comprenez et observez toutes les précautions de sécurité et mises en garde présentes dans ce document, la fiche de données de sécurité (FDS) du fabricant relative aux produits chimiques ainsi que les informations figurant sur l'étiquette du produit. Ces étiquettes présentent des symboles internationalement reconnus. Ne pas tenir compte de ces avertissements peut entraîner des blessures graves.

Les informations de sécurité sont destinées à compléter les règlements fédéraux, locaux ou régionaux sur l'environnement, la santé et la sécurité (EHS). Les informations fournies concernent la sécurité liée au système au regard du fonctionnement du système. Elles ne couvrent pas toutes les procédures de sécurité devant être pratiquées. En fin de compte, vous et votre société êtes responsables du respect des règlements EHS fédéraux, locaux ou régionaux sur le maintien d'un environnement de laboratoire sécurisé.

Consultez la documentation de référence appropriée du laboratoire et les procédures opérationnelles normalisées.

Conformité réglementaire

Ce système est conforme aux réglementations et aux normes figurant dans cette section. Consultez la déclaration de conformité incluse avec le système et les composants individuels du système pour obtenir des références datées. Les étiquettes y afférant ont été apposées sur le système.

Australie et Nouvelle-Zélande

- **Compatibilité électromagnétique (CEM)** : Loi sur les communications radio (Radio Communications Act) de 1992 telle que mise en œuvre dans les normes suivantes :
 - Interférences électromagnétiques —AS/NZS CISPR 11/EN 55011/CISPR 11 (Classe A). Se reporter à [Perturbations électromagnétiques à la page 15](#).
- **Sécurité** : AS/NZ 61010-1 et CEI 61010-2-061

Canada

- **Interférences électromagnétiques (EMI)** : CAN/CSA CISPR11. Cet appareil ISM est conforme à la norme canadienne ICES-001. Consultez [Perturbations électromagnétiques à la page 15](#).
- **Sécurité** :
 - CAN/CSA C22.2 N° 61010-1
 - CAN/CSA C22.2 N° 61010-2-061

Europe

- **Compatibilité électromagnétique (CEM)** : Directive 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique telle que mise en œuvre dans les normes suivantes :
 - EN 61326-1
 - EN 55011 (Classe A)Consultez [Compatibilité électromagnétique à la page 15](#).
- **Sécurité** : Directives 2014/35/EU relatives à la basse tension telles que mises en œuvre dans les normes suivantes :
 - EN 61010-1
 - EN 61010-2-061
- **Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)** : Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 2012/96/CEE telle que mise en œuvre dans la norme EN 40519. Consultez [Déchets d'équipements électriques et électroniques à la page 16](#).
- **Emballages et déchets d'emballage (EDE)** : Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage
- **Limitation de l'utilisation des substances dangereuses (RoHS)** : Directive RoHS 2011/65/UE

États-Unis

- **Réglementation relative aux perturbations des émissions radio** : 47 CFR 15 telle que mise en œuvre dans la réglementation FCC Partie 15 (Classe A)

Précautions et limites de fonctionnement

- **Sécurité** : Réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail, 29 CFR 1910, telle que mise en œuvre dans les normes suivantes :
 - UL 61010-1
 - CEI 61010-2-061

International

- **Compatibilité électromagnétique (CEM)** :
 - CEI 61326-1
 - CEI CISPR 11 (Classe A)
 - CEI 61000-3-2
 - CEI 61000-3-3Consultez [Compatibilité électromagnétique à la page 15](#).
- **Sécurité** :
 - CEI 61010-1
 - CEI 61010-2-061

Précautions électriques



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Ne retirez pas les capots. Le retrait des capots peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du système. Il n'est pas nécessaire de retirer les capots pour procéder à la maintenance courante, à l'inspection ou au réglage. Contactez un technicien de service (FSE) SCIEX pour exécuter les réparations qui nécessitent de retirer les capots.

- Suivez les pratiques sécurisées pour les travaux d'électricité.
- Utilisez les pratiques de gestion de câble pour contrôler les câbles électriques. Cela permet de réduire le risque de trébuchement.

Pour plus d'informations sur les spécifications électriques du système, consultez le *Guide d'aménagement sur site*.

Alimentation secteur

Raccordez le système à une alimentation secteur compatible selon les instructions de ce guide.



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. L'installation de toutes les alimentations électriques et de tous les branchements ne doit être exécutée que par un personnel qualifié. Assurez-vous que toutes les installations sont conformes aux réglementations en vigueur et aux normes de sécurité.



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Vérifiez que le système peut être débranché de la prise d'alimentation secteur en cas d'urgence. Ne bloquez pas la prise de l'alimentation secteur.



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Utilisez exclusivement les câbles d'alimentation fournis avec le système. N'utilisez pas de câbles qui ne sont pas correctement conçus pour le fonctionnement de ce système.

Un transformateur de ligne externe n'est pas nécessaire pour le spectromètre de masse, pour la paillasse en option ou la pompe primaire.

Prise de terre

L'alimentation principale doit comprendre une prise de terre correctement installée. La prise de terre doit être installée ou vérifiée par un électricien qualifié avant de brancher le système.



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. N'interrompez pas délibérément la mise à la terre. Toute interruption de la mise à la terre engendre un risque de choc électrique.



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Assurez-vous qu'une mise à la terre (câble de mise à la terre) relie la boucle de l'échantillon et un point de mise à la terre adéquat au niveau de la source d'ions. Cette masse supplémentaire renforcera les mesures de sécurité spécifiées par SCIEX.

Précautions chimiques



AVERTISSEMENT ! Risque de radiation, risque biologique ou risque de toxicité chimique. Déterminez si une décontamination est nécessaire avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Le client doit décontaminer le système avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien si des matières radioactives, des agents biologiques ou des produits chimiques toxiques ont été utilisés avec le système.



AVERTISSEMENT ! Risque pour l'environnement. Ne jetez pas les composants du système dans les déchetteries municipales. Suivez les réglementations locales lors de la mise au rebut des composants.



AVERTISSEMENT ! Risques biologiques et de toxicité chimique. Raccordez correctement la conduite de vidange au spectromètre de masse et au conteneur trop-plein de l'évacuation de la source pour éviter les fuites.

Précautions et limites de fonctionnement

- Déterminez quels sont les produits chimiques qui peuvent avoir été utilisés dans le système avant les opérations de service et son entretien régulier. Consultez les *fiches de données de sécurité* pour les précautions d'hygiène et de sécurité qui doivent être suivies avec les produits chimiques. Les fiches de données de sécurité SCIEX sont disponibles sous sciex.com/tech-regulatory.
- Travaillez dans un endroit bien aéré ou doté d'une hotte aspirante.
- Portez toujours l'équipement de protection individuelle attribué comprenant des gants en néoprène ou en nitrile non poudrés, des lunettes de sécurité et une blouse de laboratoire.
- Évitez les sources d'étincelles lors de l'utilisation de matériaux inflammables comme l'isopropanol, le méthanol et autres solvants inflammables.
- Utilisez et éliminez les produits chimiques avec précaution. Risque potentiel de blessure corporelle si les procédures adéquates de manipulation et d'élimination des produits chimiques ne sont pas respectées.
- Évitez tout contact des produits chimiques avec la peau pendant le nettoyage et lavez-vous les mains après utilisation.
- Assurez-vous que tous les tuyaux d'évacuation sont raccordés correctement et que toutes les connexions fonctionnent comme prévu.
- Collectez tous les liquides usagés et mettez-les au rebut comme des déchets dangereux.
- Conformez-vous à toutes les réglementations locales pour le stockage, la manipulation et la mise au rebut des déchets biologiques, toxiques ou radioactifs.
- (Recommandé) Utilisez des plateaux de confinement secondaires sous la pompe primaire, les bouteilles de solvant ainsi que le conteneur de collecte des déchets afin de capturer les déversements chimiques éventuels.

Fluides sécurisés du système

Les liquides suivants peuvent être utilisés de façon sûre avec le système. Consultez [Matériel nécessaire à la page 158](#) pour plus d'informations sur les solutions de nettoyage sûres.

ATTENTION : Risque d'endommagement du système. N'utilisez pas un autre liquide avant d'avoir reçu la confirmation de sa nature inoffensive de la part de SCIEX. Cette liste n'est pas exhaustive.

- **Solvants organiques**
 - Acétonitrile de qualité MS, jusqu'à 100 %
 - Méthanol de qualité MS, jusqu'à 100 %
 - Isopropanol, jusqu'à 100 %
 - Eau de qualité HPLC ou supérieure, jusqu'à 100 %
 - Tétrahydrofurane, jusqu'à 100 %
 - Toluène et autres solvants aromatiques, jusqu'à 100 %
 - Hexanes, jusqu'à 100 %

- **Tampons**
 - Acétate d'ammonium ; moins de 1 %
 - Formate d'ammonium ; moins de 1 %
 - Phosphate, moins de 1 %
- **Acides et Bases**
 - Acide formique ; moins de 1 %
 - Acide acétique ; moins de 1 %
 - Acide trifluoroacétique (TFA) ; moins de 1 %
 - Acide heptafluorobutyrique (HFBA) ; moins de 1 %
 - Ammoniaque/hydroxyde d'ammonium ; moins de 1 %
 - Acide phosphorique ; moins de 1 %
 - Triméthylamine, moins de 1 %
 - Triéthylamine, moins de 1 %

Précautions relatives à la ventilation

L'évacuation des fumées et l'élimination des déchets doivent être conformes à toutes les règles fédérales, nationales, locales ou régionales sur la santé et la sécurité. Il est de la responsabilité du client de s'assurer que la qualité de l'air est maintenue en conformité avec les règles locales sur la santé et la sécurité.

La ventilation du système d'évacuation de la source et de la pompe primaire doit être assurée par une hotte aspirante de laboratoire dédiée ou par un système d'évacuation externe.



AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie. Vérifiez que le système d'évacuation de la source est branché et en service afin d'éviter l'accumulation de vapeurs inflammables dans la source d'ions.



AVERTISSEMENT ! Risque de radiation, risque biologique ou risque de toxicité chimique. Veillez à évacuer les gaz d'échappement dans une hotte aspirante de laboratoire prévue à cet effet ou un système d'évacuation et assurez-vous que le tuyau de ventilation est maintenu en place par des pinces. Vérifiez que le laboratoire dispose d'un échange d'air approprié pour le travail effectué.



AVERTISSEMENT ! Risque de radiation, risque biologique ou risque de toxicité chimique. Ne faites pas fonctionner le spectromètre de masse si le conduit d'évacuation de la source et les conduits d'évacuation de la pompe primaire ne sont pas correctement raccordés au système de ventilation du laboratoire. Vérifiez régulièrement la conduite d'évacuation pour garantir l'absence de fuite. L'utilisation de spectromètres de masse sans ventilation correcte du système peut constituer un danger pour la santé et entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT ! Risque de radiation, risque biologique ou risque de toxicité chimique. Utilisez la source d'ions uniquement si vous avez les qualifications et la formation appropriées et si vous connaissez les règles d'utilisation correcte, de confinement et d'évacuation des matériaux toxiques ou nuisibles utilisés avec la source d'ions.



AVERTISSEMENT ! Risque de perforation, risque de radiation, risque biologique ou risque de toxicité chimique. Cessez d'utiliser la source d'ions si la fenêtre correspondante est fissurée ou cassée et contactez un technicien de service (FSE) SCIEX. Tout matériau toxique ou nocif introduit dans l'appareil sera présent dans les émissions de la source. Éliminez les objets tranchants conformément aux procédures de sécurité établies par le laboratoire.

Précautions pour l'environnement

Faites appel à du personnel qualifié pour l'installation des fournitures et des accessoires de l'alimentation électrique, du chauffage, de la ventilation et de la plomberie. Vérifiez que toutes les installations respectent les lois locales et les règlements sur les risques biologiques. Pour les informations sur les conditions environnementales requises pour le système, consultez le *Guide d'aménagement sur site*.

Laissez un espace d'accès autour de l'équipement lors de la configuration du système.



DANGER ! Risque d'explosion. Ne faites pas fonctionner le système dans un environnement contenant des gaz explosifs. Le système n'est pas conçu pour fonctionner dans un environnement explosif.



AVERTISSEMENT ! Risque biologique. Pour l'utilisation de matériel biologiquement dangereux, respectez systématiquement les réglementations en vigueur pour l'évaluation des risques, le contrôle et la manipulation. Ce système ni aucune pièce ne sont conçus pour faire office de confinement biologique.

ATTENTION : Changements de masse potentiels. Maintenez une température ambiante stable. Si la température change de plus de 2 °C par heure, la résolution et l'étalonnage de la masse peuvent alors être affectés.

Environnement électromagnétique

Compatibilité électromagnétique

Environnement électromagnétique de base : Environnement existant sur des sites caractérisés par une alimentation directe basse tension provenant du réseau secteur public.

Critère de performance A (critère A) : L'équipement doit fonctionner comme prévu sans détérioration des performances ni perte de fonction durant ou après le test.

Critère de performance B (critère B) : Bien que l'équipement puisse subir une perte de fonction (une ou plusieurs) durant le test, il continuera à fonctionner comme prévu en enregistrant une détérioration des performances et des fonctions qui seront automatiquement récupérées après le test.

Critère de performance C (critère C) : Bien que l'équipement puisse subir une perte de fonction (une ou plusieurs) durant le test, il continuera à fonctionner comme prévu en enregistrant une détérioration des performances et des fonctions que l'opérateur pourra récupérer après le test.

L'équipement est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique de base.

La perte de performance attendue dans les conditions d'immunité électromagnétique correspond à une modification inférieure à 60 % (pour les systèmes de la série 6500) ou à 20 % (pour les systèmes de la série 6500⁺) du nombre total d'ions (TIC).

Veillez à maintenir un environnement électromagnétique compatible avec l'appareil afin que le dispositif puisse fonctionner comme prévu. Si la ligne d'alimentation produit un bruit électrique élevé, installez une protection de surtension.

Perturbations électromagnétiques

Équipement de classe A : Équipement convenant à une utilisation dans tous les bâtiments autres que les bâtiments résidentiels et ceux directement raccordés au réseau d'alimentation électrique basse tension qui dessert les bâtiments réservés à des fins résidentielles. [Tiré de la norme CISPR 11:2009, 5.3] Les équipements de classe A doivent satisfaire aux limites de classe A.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe A, conformément à l'article 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission).

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel de l'opérateur, il peut causer des perturbations nuisibles aux communications radio.

Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des perturbations nuisibles, auquel cas il vous sera nécessaire de corriger les perturbations à vos frais. Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler votre droit d'utiliser l'équipement.

Mise hors service et mise au rebut



AVERTISSEMENT ! Risque pour l'environnement. Ne jetez pas les composants du système dans les déchetteries municipales. Suivez les réglementations locales lors de la mise au rebut des composants.

Avant la mise hors service, décontaminez le système dans son intégralité selon les réglementations locales.

Lors de la mise hors service du système, séparez et recyclez divers matériaux conformément aux réglementations environnementales nationales et locales. Voir [Stockage et manutention à la page 166](#).

Remarque : SCIEX n'acceptera aucun retour du système sans un formulaire de décontamination dûment rempli. Contactez un ingénieur service pour obtenir un exemplaire du formulaire.

Ne jetez pas de composants ou d'assemblages, y compris les pièces d'ordinateur, dans des déchetteries municipales.

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Suivez les ordonnances municipales sur les déchets pour la mise au rebut en vue de réduire l'impact environnemental des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Afin d'éliminer cet appareil en toute sécurité, contactez un bureau du service à la clientèle local pour bénéficier de l'enlèvement et du recyclage gratuits de l'appareil.

Personnel qualifié

Seul le personnel qualifié de SCIEX doit installer, inspecter et entretenir l'appareil. Après avoir installé le système, le technicien de service utilise le *Guide de familiarisation du client* pour informer le client sur le fonctionnement, le nettoyage et la maintenance de base du système.

Seul le personnel qualifié par le fabricant doit entretenir les équipements. Une personne désignée par le laboratoire peut être familiarisée avec les procédures du responsable de maintenance qualifié (QMP) pendant l'installation. Le QMP est une personne informée des risques électriques et chimiques associés à la maintenance des équipements de laboratoire.

Conditions de laboratoire

Conditions de fonctionnement

Le système est conçu pour fonctionner en toute sécurité dans ces conditions :

- À l'intérieur
- Altitude : jusqu'à 2 000 m (6 400 pieds) au-dessus du niveau de la mer
- Température ambiante : entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F)

- Humidité relative : de 80 % pour des températures allant jusqu'à 31 °C (88 °F), décroissant linéairement à 50 % à 40 °C (104 °F)
- Variations de tension de l'alimentation secteur : ± 10 % de la tension nominale
- Surtensions temporaires : jusqu'aux niveaux de catégorie de surtension II
- Surtensions temporaires sur l'alimentation secteur
- Degré de pollution : degré de pollution 2

Spécifications des performances

Le système est conçu pour répondre aux spécifications dans ces conditions :

- Température ambiante : entre 15 °C (59 °F) et 30 °C (86 °F)
Au fil du temps, la température doit rester comprise dans une plage de 4 °C (7,2 °F), sa vitesse de fluctuation ne devant pas excéder 2 °C (3,6 °F) par heure. Les fluctuations de la température ambiante dépassant ces limites peuvent entraîner des changements de masse dans le spectre.
- Humidité relative : entre 20 % et 80 %, sans condensation.

Utilisation de l'appareil et modification



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure corporelle. Contactez le représentant SCIEX si l'installation, un réglage ou un déplacement du produit est nécessaire.



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Ne retirez pas les capots. Le retrait des capots peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du système. Il n'est pas nécessaire de retirer les capots pour procéder à la maintenance courante, à l'inspection ou au réglage. Contactez un technicien de service (FSE) SCIEX pour exécuter les réparations qui nécessitent de retirer les capots.



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure corporelle. Utilisez uniquement les pièces recommandées par SCIEX. L'utilisation de pièces non recommandées par SCIEX ou l'utilisation de pièces pour tout usage autre que celui auquel elles sont destinées peut porter atteinte à l'utilisateur ou avoir une incidence négative sur les performances du système.

Utilisez le spectromètre de masse et la source d'ions à l'intérieur dans un laboratoire conforme aux conditions environnementales recommandées dans le *Guide d'aménagement sur site*.

Si le spectromètre de masse et la source d'ions sont utilisés dans un environnement ou d'une manière non prévu(e) par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être compromise.

Une modification ou une manipulation non autorisée du spectromètre de masse et de la source d'ions peut être à l'origine de blessures ou de dommages matériels et peut annuler la garantie. Des données erronées

Précautions et limites de fonctionnement

peuvent être générées si le spectromètre de masse et la source d'ions fonctionnent hors des conditions environnementales recommandées ou avec des modifications non autorisées. Contactez un technicien de service pour plus d'informations sur l'entretien du système.

Nous contacter

Assistance SCIEX

- sciex.com/contact-us
- sciex.com/request-support

Formation destinée aux clients

- En Amérique du Nord : NA.CustomerTraining@sciex.com
- En Europe : Europe.CustomerTraining@sciex.com
- En dehors des États-Unis et de l'Amérique du Nord, visitez le site sciex.com/education pour obtenir les coordonnées.

Centre d'apprentissage en ligne

- [SCIEXUniversity](https://sciex.com/education)

Cybersécurité

Pour connaître les dernières consignes relatives à la cybersécurité des produits SCIEX, rendez-vous sur le site sciex.com/Documents/brochures/win7-SecurityGuidance.pdf.

Assistance technique

SCIEX et ses représentants maintiennent un personnel et des techniciens dûment formés installés dans le monde entier. Ils peuvent répondre aux questions sur le système ou tout problème technique qui pourrait survenir. Pour plus d'informations, visitez le site Web SCIEX à l'adresse sciex.com.

Symboles et conventions de la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés tout au long de ce guide.



DANGER ! Danger signifie une action qui entraîne des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT ! Avertissement signifie une action susceptible de provoquer des blessures corporelles si les précautions nécessaires ne sont pas suivies.

ATTENTION : Attention signifie une opération susceptible d'endommager le système ou de conduire à une perte de données si les précautions nécessaires ne sont pas suivies.

Remarque : Une remarque souligne une information importante dans une procédure ou une description.

Conseil ! Un conseil fournit une information utile pour mettre en application les techniques et les procédures du texte pour un besoin spécifique et fournit des raccourcis, mais n'est pas indispensable à la réalisation de la procédure.

Documentation connexe

Pour trouver la documentation du logiciel, consultez les notes de version ou le guide d'installation du logiciel fourni avec ce dernier. La documentation du matériel se trouve sur le DVD *Customer Reference* fourni avec le système ou le composant.

Pour obtenir les dernières versions de la documentation, consultez le SCIEX site Web à sciex.com.

Le système 6500 ou 6500⁺ est conçu pour l'analyse qualitative et quantitative d'espèces chimiques.

Cette section comporte des informations sur le spectromètre de masse et le logiciel Analyst[®]. Consultez le *Guide de l'opérateur* de la source d'ions pour une présentation de la source d'ions.

Pour plus d'informations sur l'ordinateur et le logiciel, consultez le *Guide d'installation du logiciel* pour le logiciel Analyst[®].



AVERTISSEMENT ! Risque de levage. Ne pas déplacer le système. Risque de blessure ou de dommage sur le système. Si le système doit être déplacé, contacter un technicien (FSE).

Présentation du système



AVERTISSEMENT ! Risque de levage. Assurez-vous que six personnes au minimum sont présentes pour soulever le spectromètre de masse. Respectez les procédures de levage en toute sécurité en vigueur. Consultez le *Guide d'aménagement sur site* pour le poids des composants du système.


Ce système est conçu pour l'analyse qualitative et quantitative d'espèces chimiques.

La série d'instruments 6500 ou 6500⁺ comprend les composants suivants :

- Un spectromètre de masse SCIEX Triple Quad[™] 6500 ou 6500⁺ ou un spectromètre de masse QTRAP[®] 6500 ou 6500⁺ avec deux pompes primaires et une source d'air comprimé et d'azote
- source d'ions IonDrive[™] Turbo V utilisant soit la sonde TurbolonSpray[®], soit la sonde d'ionisation chimique à pression atmosphérique (APCI). Consultez le *Guide de l'opérateur de la source d'ions IonDrive[™] Turbo V*.
- Un ordinateur et un écran fournis par SCIEX avec le logiciel Analyst[®] pour l'optimisation de l'instrument, le développement de la méthode d'acquisition, ainsi que le traitement et l'acquisition des données. Pour obtenir les caractéristiques techniques et les exigences relatives à l'ordinateur, consultez le *Guide d'installation du logiciel Analyst[®]*.

Présentation du matériel

Figure 2-1 Vue avant

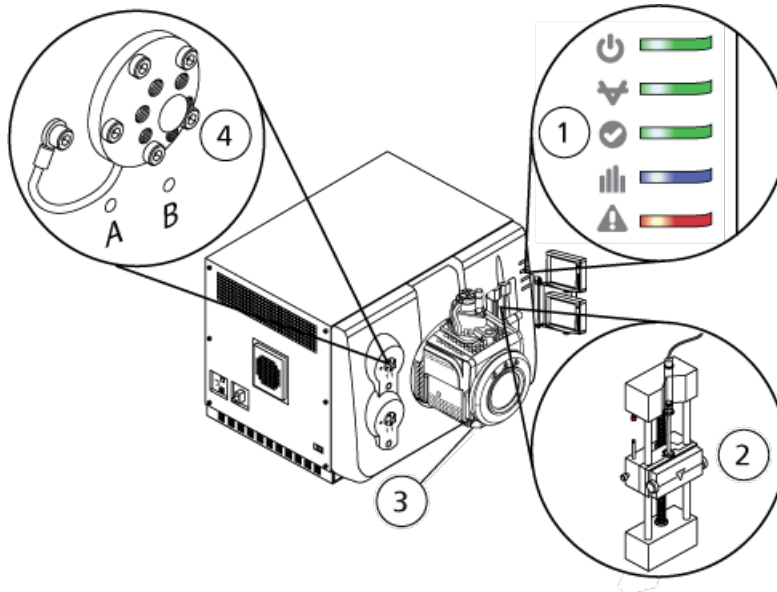






Élément	Description	Voir...
1	Symboles du panneau	Symboles du panneau à la page 21.
2	Pompe à seringue	Régler la position de la pompe à seringue intégrée à la page 50
3	Source d'ions	<i>IonDrive™ Turbo V Guide de l'opérateur de la source d'ions</i> , disponible dans le DVD de documentation de la source d'ions ou sur le site Web SCIEX à l'adresse sciex.com .
4	Vanne de dérivation	Brancher la vanne de dérivation à la page 54.

Symboles du panneau

Le [Tableau 2-1](#) décrit les voyants d'état du spectromètre de masse.

Principes de fonctionnement

Tableau 2-1 Symboles du panneau


LED	Couleur	Nom	Description
	Vert	Alimentation	Allumé lorsque le système est sous tension.
	Vert	Dépression	Allumé lorsque le niveau de vide correct a été atteint. Clignote si le vide n'est pas au niveau correct (pendant l'arrêt et la ventilation de la pompe).
	Vert	Prêt	Allumé lorsque le système est sur Ready. Le système doit être à l'état Ready pour fonctionner.
	Bleu	Balayage	Clignote quand le système acquiert des données.
	Rouge	Défaillance	Allumé lorsque le système détecte une défaillance du système.

Après la mise sous tension du système, tous les voyants s'allument. Le voyant d'alimentation reste allumé. Les autres voyants clignotent pendant deux secondes, puis s'éteignent. Le voyant du vide commence à clignoter. Une fois que le niveau de vide correct est atteint, ce voyant reste allumé.

Raccordements

La [Figure 2-2](#) indique l'emplacement des raccordements du spectromètre de masse, y compris les emplacements des boutons **RESET** et **VENT** ainsi que l'interrupteur du spectromètre de masse.

Figure 2-2 Vues latérale et arrière

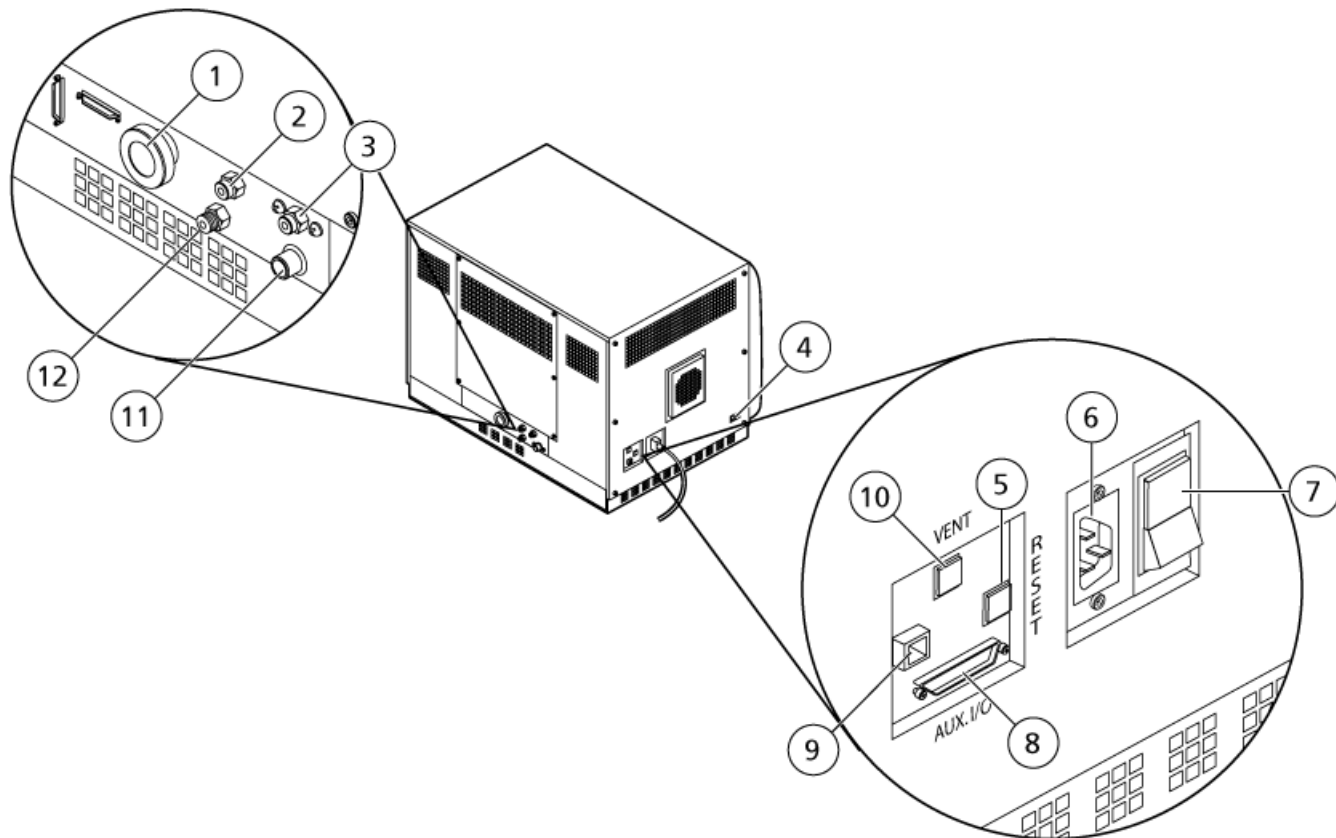

Élément	Description	Matières premières	Pour plus d'informations ...
1	Connexion de la dépression de la pompe primaire	Aluminium (raccord flexible), acier plaqué zinc (collier de serrage)	Contactez un technicien de service.
2	Alimentation en air (Gaz1/ Gaz2)	Plastique	Consultez le <i>Guide de planification du site d'installation</i> . La tubulure de gaz de l'alimentation Gaz 1/Gaz 2 se connecte à ce port.
3	Fourniture de l'évacuation de la source:	Acier inoxydable	Consultez le <i>Guide de planification du site d'installation</i> . La tubulure de gaz de l'alimentation de gaz d'échappement se connecte à ce port.
4	Branchement de la communication de la source	Aluminium	Contactez un technicien de service.

Principes de fonctionnement


Élément	Description	Matières premières	Pour plus d'informations ...
5	Bouton RESET	Plastique	Reportez-vous à Réinitialiser le spectromètre de masse à la page 49.
6	Branchement de l'alimentation principale	Aluminium/Plastique	Consultez Démarrer le système à la page 48 ou Arrêt et ventilation du système à la page 49.
7	Interrupteur du spectromètre de masse (en haut = Marche ; en bas = Arrêt)	Plastique	Consultez Démarrer le système à la page 48 ou Arrêt et ventilation du système à la page 49.
8	Connexion auxiliaire I/O	Tôle (plaqué zinc)	Reportez-vous au <i>Guide d'installation des périphériques.</i>
9	Connexion Ethernet (relie le spectromètre de masse et l'ordinateur)	Tôle (plaqué zinc)	Contactez un technicien de service.
10	Bouton VENT	Plastique	Consultez Démarrer le système à la page 48 ou Arrêt et ventilation du système à la page 49.
11	déchets de l'évacuation de la source (bouteille de trop plein)	Acier inoxydable	Consultez le <i>Guide d'aménagement sur site.</i>
12	Alimentation en gaz d'azote (approvisionnement en Curtin Gas™, gaz CAD)	Acier inoxydable	Consultez le <i>Guide de planification du site d'installation.</i> La tubulure de gaz de l'alimentation en gaz d'azote se connecte à ce port.

Principes de fonctionnement—Matériel

Le spectromètre de masse mesure le rapport masse sur charge des ions pour identifier les composés inconnus, quantifier les composés connus, et fournir des informations sur les structures et propriétés chimiques des molécules.

Le spectromètre de masse dispose d'une série de filtres quadripolaires qui transmettent les ions en fonction de leur rapport masse sur charge (m/z). Le premier quadripôle de cette série est le guide d'ions IonDrive™ QJet situé entre la plaque à orifice et la zone Q0. Le guide d'ions IonDrive™ QJet ne filtre pas les ions, mais les focalise avant qu'ils n'entrent dans la zone Q0. En préfocalisant le flux d'ions le plus grand créé par l'orifice le plus large, le guide d'ions IonDrive™ QJet augmente la sensibilité du système et améliore le rapport signal/bruit. Dans la zone Q0, les ions sont encore concentrés avant de passer dans le quadripôle Q1.

Figure 2-3 Trajectoire des ions

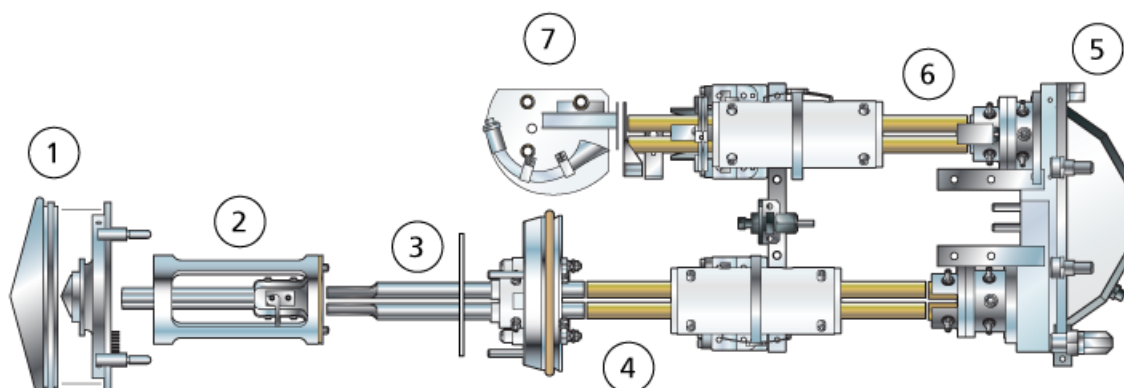

Élément	Description
1	Plaque à orifice
2	Guide d'ions QJet
3	Zone Q0
4	Quadripôle Q1
5	Cellule de collision Q2
6	Quadripôle Q3
7	Détecteur

Le quadripôle Q1 est un quadripôle filtrant qui trie les ions avant qu'ils n'entrent dans la cellule de collision Q2. La cellule de collision Q2 accroît l'énergie interne d'un ion par l'intermédiaire des collisions avec les molécules de gaz jusqu'à ce que la rupture des liaisons moléculaires crée des ions produits. Cette technique permet aux utilisateurs de concevoir des expériences qui mesurent le rapport m/z des ions produits pour déterminer la composition des ions parents.

Après le passage par la cellule de collision Q2, les ions entrent dans le quadripôle Q3 pour un filtrage supplémentaire, puis entrent dans le détecteur. Dans le détecteur, les ions créent un courant qui se convertit en une impulsion de tension. Les impulsions de tension quittant le détecteur sont directement proportionnelles à la quantité d'ions entrant dans le détecteur. Le système surveille ces impulsions de tension, puis convertit les informations en signal. Le signal représente l'intensité de l'ion pour une valeur spécifique de m/z et le système affiche cette formation sous forme de spectre de masse.

La fonctionnalité du piège à ions linéaire (LIT) offre plusieurs modes de fonctionnement améliorés. Un facteur commun à ces modes améliorés réside dans le fait que les ions sont piégés dans la région quadripolaire de Q3, puis éjectés pour obtenir des données de spectre complètes. De nombreux spectres sont collectés sur une courte durée et sont considérablement plus intenses que ceux collectés dans un mode de fonctionnement quadripolaire standard comparable.

Principes de fonctionnement

Pendant l'étape de collecte, les ions passent dans la cellule de collision Q2 où le gaz CAD concentre les ions en Q3. Le quadripôle Q3 fonctionne en appliquant uniquement la tension RF principale. Les ions ne peuvent pas passer dans le jeu de tiges du quadripôle Q3 et sont renvoyés par une lentille de sortie à laquelle est appliquée une tension CC barrière. À la fin de la durée de remplissage (durée définie par l'utilisateur, ou déterminée par la fonction Durée de remplissage dynamique), une tension CC barrière est appliquée à la lentille d'entrée de Q3 (IQ3). Ceci permet de confiner les ions collectés en Q3 et d'arrêter l'entrée d'ions supplémentaires. Les tensions CC barrières aux lentilles d'entrée et de sortie et la tension RF appliquée aux tiges du quadripôle enferment les ions en Q3.

Pendant la phase de balayage, la tension à la lentille de sortie et la tension RF auxiliaire sont incrémentées en même temps que la tension RF principale pour augmenter la résolution et la sensibilité par rapport aux modes de balayage quadripolaires. Une fréquence CA auxiliaire est appliquée au quadripôle Q3. L'amplitude de la tension RF principale est incrémentée d'une valeur basse à une valeur élevée, ce qui amène les masses en résonance avec la fréquence CA auxiliaire de manière séquentielle. Quand les ions sont amenés en résonance avec la fréquence AC, ils acquièrent suffisamment de vitesse axiale pour franchir la barrière de la lentille de sortie et sont éjectés axialement vers le détecteur d'ions du spectromètre de masse. L'ensemble des données de spectre peut être acquis à partir des ions collectés en Q3 par balayage rapide de la tension RF principale.

Traitement des données

Le logiciel Analyst[®] nécessite un ordinateur fonctionnant avec le système d'exploitation Windows 7 (32 ou 64 bits) ou Windows 10 (64 bits). L'ordinateur et le logiciel du système associé fonctionnent avec le contrôleur système et le micrologiciel associé pour contrôler le système et l'acquisition de données. Pendant le fonctionnement du système, les données acquises sont envoyées au logiciel Analyst[®] pour y être affichées sous la forme de spectres de masse complets, d'intensités d'ions simples ou multiples dans le temps ou de courant ionique total dans le temps.

Analyst[®] Présentation du logiciel


Le logiciel Analyst[®] fonctionne avec le spectromètre de masse, le système de chromatographie en phase liquide (LC) et le microprogramme associé pour contrôler le système et l'acquisition des données. Pendant le fonctionnement du système, les données acquises sont envoyées au logiciel Analyst[®] pour y être affichées sous la forme de spectres de masse complets, d'intensités d'ions simples ou multiples dans le temps ou du nombre total d'ions dans le temps.

Vues de données différentes

Les figures suivantes présentent des exemples de deux types de vue de données : chromatogramme en courant ionique total (TIC) et chromatogramme d'ions extraits (XIC).


TIC : Tracé du courant ionique total en fonction du temps.

Figure 2-4 Exemple de TIC

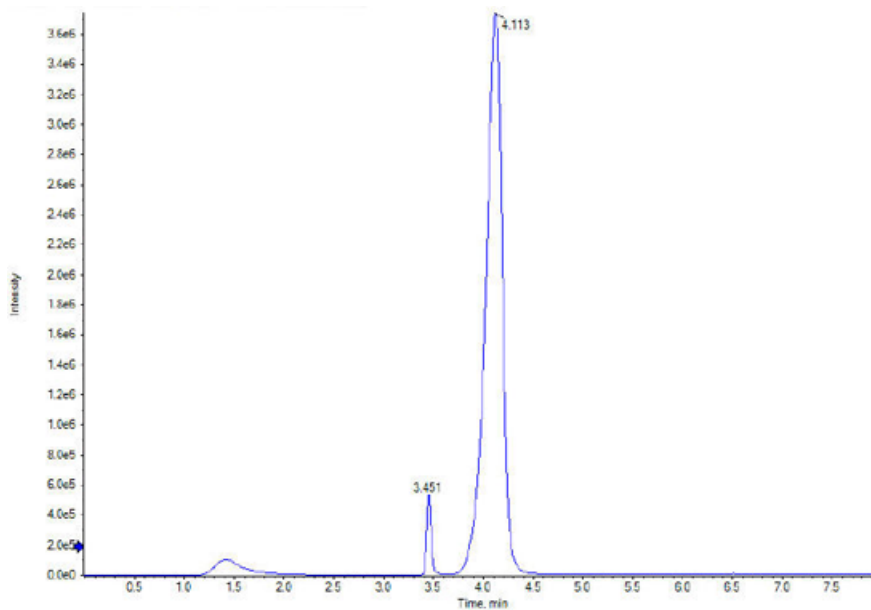

XIC : Chromatogramme d'ions extraits créé en prenant les valeurs d'intensité à la valeur de la masse simple discrète ou une gamme de masses à partir d'une série de balayages spectraux des masses. Il indique le comportement d'une masse donnée ou d'une plage de masses en fonction du temps.

Figure 2-5 Exemple de XIC

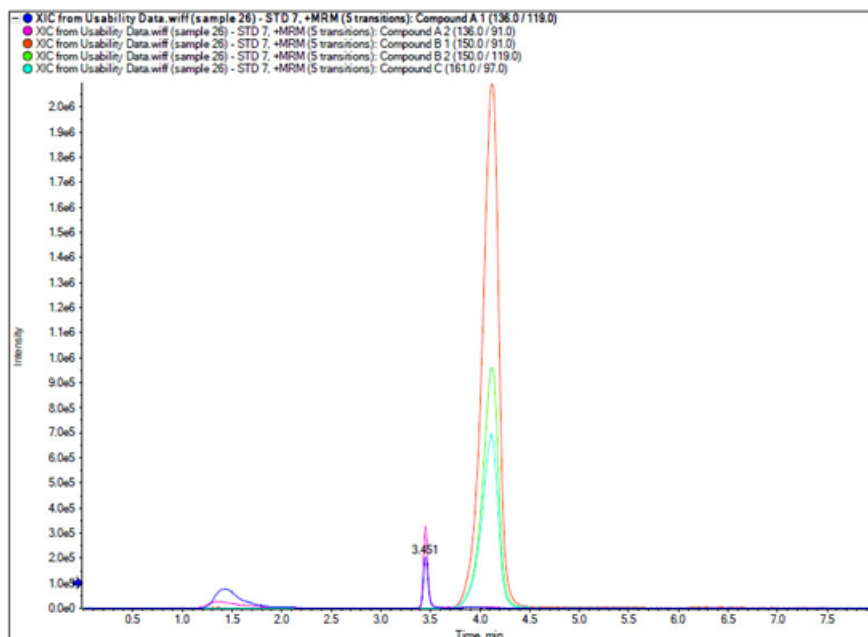


Paramètres

Les paramètres de fonctionnement sont les réglages des paramètres de l'instrumentation en cours d'utilisation.

- Paramètres de source et de gaz : ces paramètres peuvent changer en fonction de la source d'ions utilisée.
- Paramètres des composés : ces paramètres se composent principalement des tensions sur le trajet des ions. Les valeurs optimales pour les paramètres dépendant du composé varient en fonction du composé en cours d'analyse.
- Paramètres de résolution : ces paramètres ont un impact sur la résolution et l'étalonnage.
- Paramètres du détecteur : ces paramètres ont un impact sur le détecteur.

La figure suivante montre l'emplacement des paramètres sur le passage de l'optique ionique.

Figure 2-6 Trajet optique des ions et paramètres

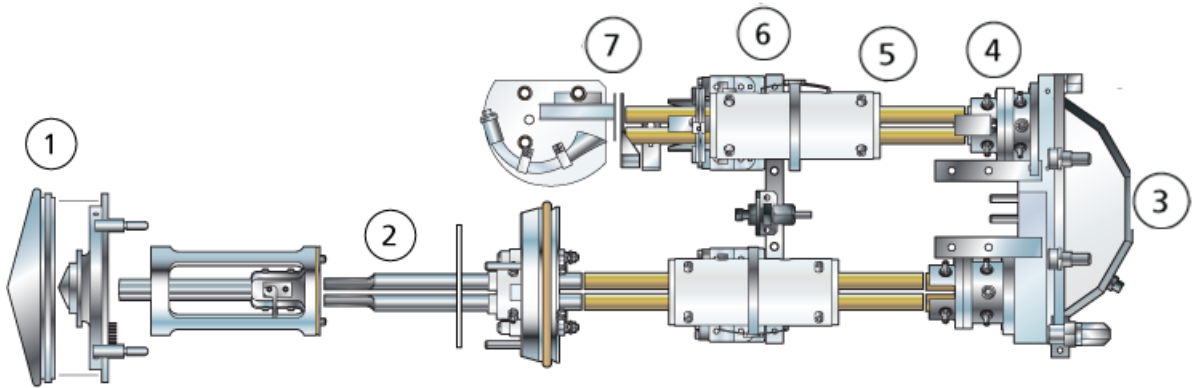

Emplacement	Paramètre	Type de paramètre	Utilisation	Type d'analyse
1	IonSpray Voltage (Tension IonSpray (IS))	Source et gaz	Le paramètre IS contrôle la tension appliquée à l'électrode dans la sonde TurbolonSpray [®] qui ionise l'échantillon dans la source d'ions. Le paramètre dépend de la polarité et affecte la stabilité de la nébulisation et la sensibilité. Ce paramètre est également utilisé avec les sources d'ions NanoSpray [®] . Consultez le <i>Guide de l'opérateur</i> de la source d'ions applicable. Le paramètre peut être dépendant du composé et doit être optimisé pour chaque composé.	Tous
1	Nebulizer Current (NC)	Source et gaz	Le paramètre NC contrôle le courant appliqué sur l'aiguille de décharge par effet corona dans la sonde APCI utilisée dans la source d'ions Turbo V TM ou DuoSpray TM . La décharge ionise les molécules de solvant qui à leur tour ionisent les molécules de l'échantillon.	Tous
1	Interface Heater Temperature (IHT) (Température du chauffage de l'interface)	Source et gaz	Le paramètre IHT contrôle la température du chauffage de l'interface NanoSpray [®] et est uniquement disponible si la source d'ions NanoSpray [®] et son interface sont installées. La température optimale du chauffage dépend du type d'échantillon en cours d'analyse et du solvant utilisé. Si la température du chauffage est trop élevée, le signal se dégrade. Généralement, les températures du chauffage sont comprises entre 130 °C et 180 °C. Le chauffage peut être réglé à la température maximale de 250 °C, mais une telle température est trop élevée pour la plupart des utilisations.	Tous
1	Ion Source Gas 1 (GS1)	Source et gaz	Le paramètre GS1 règle le gaz nébuliseur pour les sondes TurbolonSpray [®] et APCI. Le paramètre GS1 contrôle le gaz nébuliseur pour la sonde TurbolonSpray [®] .	Tous
1	Ion Source Gas 2 (GS2)	Source et gaz	Le paramètre GS2 contrôle le gaz chauffant pour la sonde TurbolonSpray [®] . Le paramètre GS2 contrôle le gaz chauffant pour la sonde TurbolonSpray [®] et le gaz nébuliseur pour la sonde APCI.	Tous

Principes de fonctionnement

Emplacement	Paramètre	Type de paramètre	Utilisation	Type d'analyse
1	Temperature (TEM)	Source et gaz	Le paramètre TEM contrôle la température du gaz chauffant pour la sonde TurbolonSpray® ou la température de la sonde APCI.	Tous
1	Curtain Gas (CUR)	Source et gaz	Le paramètre CUR contrôle le débit de gaz de l'interface Curtain Gas™. Le débit de Curtain Gas™ est situé entre la plaque rideau et l'orifice. Elle prévient la contamination des optiques ioniques.	Tous
1	sdp	Source et gaz	Le paramètre sdp contrôle la sélection des sondes de la source d'ions DuoSpray™ : sonde TurbolonSpray® ou APCI.	N/a
1	Declustering Potential (DP)	Composé	Le paramètre DP contrôle la tension de l'orifice, ce qui contrôle la capacité à défragmenter les ions entre l'orifice et le guide d'ions IonDrive™ QJet. Il est utilisé pour minimiser les groupements de solvant qui peuvent rester sur les ions échantillon après leur entrée dans la chambre à vide et si besoin pour fragmenter les ions. Plus la tension est élevée, plus l'énergie impartie aux ions est importante. Si le paramètre DP est trop élevé, une fragmentation indésirable est alors possible. Utilisez la valeur prédéfinie et optimisez pour le composé.	Tous
2	Potentiel d'entrée (EP)	Composé	Le paramètre EP contrôle la différence potentielle entre la tension sur Q0 et la terre. Le potentiel d'entrée guide et oriente les ions vers la zone sous haute pression de la région Q0. Utiliser la valeur prédéfinie.	Tous

Emplacement	Paramètre	Type de paramètre	Utilisation	Type d'analyse
2	Q0 La phase de piégeage	Composé	<p>Le paramètre du piégeage Q0 contrôle le stockage des ions dans la zone Q0. Il sert à accroître la sensibilité et le rapport cyclique en piégeant les ions dans la région Q0 pendant que les ions sont éjectés du piège à ions linéaire en fonction de leur masse. Utilisez un temps de remplissage fixe avec ce paramètre.</p> <p>Cochez ou décochez la fonctionnalité selon les exigences de l'expérience.</p> <p>Nous vous recommandons d'utiliser un remplissage fixe de 20 ms ou plus.</p>	EMS, EMC, EPI, ER et MS/MS/MS
3	CAD Gas	Source et gaz	<p>Le paramètre CAD contrôle la pression du gaz CAD dans la cellule de collision pendant les balayages Q3, MS/MS et LIT. Pour les balayages Q3, le gaz de collision permet de concentrer les ions lors de leur passage dans la cellule de collision Q2. La valeur prédéfinie pour le paramètre CAD est en mode fixe. Pour les types de balayage MS/MS, le gaz CAD permet de fragmenter les ions précurseurs. Lorsque les ions précurseurs entrent en collision avec le gaz, ils se dissocient pour former des ions produits. Pour les balayages de type LIT, le gaz de collision permet de concentrer et piéger les ions dans le piège à ions linéaire.</p> <p>Utilisez la valeur prédéfinie et optimisez pour le composé.</p>	Q3 MI, Q3 MS, MRM, Prec, NL, EMS, ER, EPI, MS/MS/MS, EMC et TDF
3	Collision Energy (CE)	Composé	<p>Le paramètre CE contrôle la différence de potentiel entre la zone Q0 et la cellule de collision Q2. Il est utilisé uniquement dans les balayages MS/MS. Ce paramètre est la quantité d'énergie que les ions précurseurs reçoivent quand ils sont accélérés dans la cellule de collision Q2, où ils entrent en collision avec des molécules de gaz et se fragmentent.</p> <p>Utilisez la valeur prédéfinie et optimisez pour le composé.</p>	EPI, MS/MS/MS, MRM, MS2, Prec, NL et LIT

Principes de fonctionnement

Emplacement	Paramètre	Type de paramètre	Utilisation	Type d'analyse
3	Collision Energy Spread (CES) (Diffusion de l'énergie de collision)	Composé	Le paramètre CES, en conjonction avec le paramètre CE, décide de l'application de trois énergies de collision discrètes appliquées à la masse de précurseur dans un balayage Enhanced Product Ion (EPI) ou MS/MS/MS (MS3) lors de l'utilisation du CES. Lorsqu'une valeur de propagation de l'énergie de collision est saisie, CES s'active automatiquement. Utilisez la valeur prédéfinie et optimisez pour le composé.	EPI et MS/MS/MS
3	Collision Cell Exit Potential (CXP)	Composé	Le paramètre CXP n'est utilisé que dans les types de balayage Q3 et MS/MS. Ce paramètre transmet les ions dans le quadripôle Q3. Utilisez la valeur prédéfinie et optimisez pour le composé.	Q3, MRM, MS2, Prec, NL
4	Q3 Barrière d'entrée	Composé	Le paramètre de barrière d'entrée Q3 est utilisé pour transférer les ions de la cellule de collision Q2 au piège à ions linéaire. Utiliser la valeur prédéfinie.	EMS, EMC, EPI, ER et MS/MS/MS
4	Q3 temps d'expulsion	Composé	Le paramètre Q3 Empty Time (Temps d'évacuation Q3) contrôle la durée qui s'écoule avant que les ions à charge unique ne soient retirés du piège à ions linéaire. Utiliser la valeur prédéfinie.	EMC
5	Barrière de séparation à charge multiple (MCS)	Composé	Le paramètre MCS Barrier (Barrière MCS) contrôle la tension utilisée pour éliminer les ions à charge unique du piège à ions linéaire. Utiliser la valeur prédéfinie.	EMC
6	Temps d'excitation de fragmentation MS/MS/MS	Composé	Le paramètre de temps de fragmentation MS/MS/MS contrôle la durée d'application de l'énergie servant à l'excitation. Il est utilisé en combinaison avec l'énergie d'excitation pour fragmenter le second ion précurseur isolé. Utiliser la valeur prédéfinie.	MS/MS/MS

Emplacement	Paramètre	Type de paramètre	Utilisation	Type d'analyse
6	Durée de remplissage déterminé du LIT	Composé	Le paramètre de la durée de remplissage déterminé du LIT contrôle la durée de remplissage du LIT en ions. Utilisez la valeur prédéfinie et réglez-la pour obtenir la réponse du signal souhaitée en fonction de la concentration de l'échantillon.	EMS, EPI, ER, et MS/MS/MS
6	Durée de remplissage dynamique (DFT)	Composé	Le paramètre DFT calcule de manière dynamique la durée de collecte des ions dans le piège à ions linéaire en fonction du signal d'ions entrant. Quand la DFT est activée, le signal est optimisé pour augmenter la sensibilité ou réduire au maximum la charge en espace. Cochez ou décochez la fonctionnalité basée sur l'expérience. Dans la boîte de dialogue Tools > Settings > Method Options , les réglages DFT sont optimisés pour la vitesse de balayage par défaut. Ces réglages sont également adaptés pour d'autres vitesses de balayage du LIT.	EMS, EPI, ER, et MS/MS/MS
7	CEM	Détecteur	Le paramètre CEM contrôle la tension appliquée au détecteur. La tension contrôle la réponse du détecteur.	Tous

Principes de fonctionnement—Logiciel Analyst®

Quantification

Le but de la quantification en LC-MS/MS est de déterminer avec précision la concentration d'un composé dans un échantillon inconnu. Le balayage de type MRM est principalement utilisé pour l'analyse quantitative dans un spectromètre de masse quadripolaire triple QTRAP®. Dans un balayage MRM, la capacité à définir l'ion précurseur et l'ion produit caractéristique permet la création d'une paire hautement spécifique de l'analyte. La transition (paire) MRM couplée au temps de rétention associé à l'analyte pendant la chromatographie liquide fournit la spécificité nécessaire à la quantification.

La quantification est obtenue par l'utilisation de méthodes d'acquisition MRM LC-MS/MS validées, l'acquisition de courbes d'étalonnage et l'intégration ultérieure des pics associés aux composés concernés. La relation établie par la courbe d'étalonnage entre la réponse du signal et la concentration est utilisée pour déterminer la quantité d'un analyte particulier dans un échantillon inconnu.

Intégration

Pour les données LC-MS/MS, l'intégration fait référence à l'obtention de l'aire sous la courbe du pic associé à un composé spécifique. Grâce au développement d'une méthode qui spécifie les transitions, les temps de rétention prévus, les standards internes, les paramètres d'intégration et de régression, le logiciel est capable d'intégrer automatiquement les pics pour un ensemble donné d'échantillons.

À propos des tableaux de résultats

Les tableaux de résultats récapitulent la concentration calculée d'un analyte dans chaque échantillon inconnu d'après la courbe d'étalonnage. Les tableaux de résultats comprennent également les courbes d'étalonnage ainsi que les statistiques des résultats. L'utilisateur peut personnaliser les tableaux de résultats et les afficher dans différentes dispositions.

Les données à partir d'un tableau de résultats peuvent être exportées vers un fichier .txt pour les utiliser dans d'autres applications comme Microsoft Excel. L'utilisateur peut également exporter les données dans le tableau ou dans les colonnes visibles.

Courbes d'étalonnage

Une courbe d'étalonnage, également appelée courbe de concentration standard, est une méthode qui permet de déterminer la concentration d'une substance dans un échantillon inconnu en comparant cet échantillon inconnu à un jeu d'échantillons standard dont la concentration est connue. La courbe d'étalonnage est un tracé de la réponse de l'instrument (le signal analytique) aux modifications de la concentration de l'analyte (la substance à mesurer). L'opérateur prépare une série d'étalons sur une plage de concentrations proches de la concentration attendue de l'analyte dans l'échantillon inconnu.

Les références d'étalonnage sont utilisées pour construire les courbes d'étalonnage. Les lectures incorrectes ou manquantes de certains des échantillons d'étalonnage peuvent indiquer des problèmes au niveau de la série analytique. Suivez des méthodes acceptables trouvées dans la documentation publiée et les orientations des organismes de réglementation pour créer une courbe d'étalonnage. Exemples de bonnes pratiques de préparation des courbes d'étalonnage :

- Préparer des références d'étalonnage dans une matrice à « blanc » dans laquelle l'analyte doit être mesuré
- Générer une courbe d'étalonnage pour chaque analyte à mesurer
- S'assurer de la couverture de la plage de concentration attendue de l'analyte, y compris pour des échantillons typiques et atypiques.
- Utiliser six à huit standards pour générer la courbe

Cette liste n'est pas complète et d'autres orientations doivent être utilisées pour déterminer les bonnes pratiques de développement d'une courbe d'étalonnage pour le laboratoire.

Remarque : Dans certaines procédures analytiques, des références d'étalonnage en un point sont utilisées. Les étalonnages en un point sont réalisés à l'aide d'une matrice d'échantillon témoin et d'une seule concentration de l'étalon. La relation entre la réponse de l'instrument et la concentration de l'analyte est déterminée par la droite créée entre ces deux points. Les méthodes d'acquisition et de quantification doivent être validées avant d'être acceptées pour leur utilisation prévue.

Types d'équations

L'aire des pics de l'analyte dans les références de la courbe d'étalonnage est tracée par rapport aux concentrations connues. Ultérieurement, une droite est ajustée à ces points. Cette droite de régression est utilisée pour calculer la concentration des échantillons inconnus.

- Linéaire ($y = mx + b$)
- Linéaire passant par zéro ($y = mx$)
- Quadratique ($y = a_2 + bx + c$)

De plus, il est possible d'ajouter différents types de pondération à la régression, dont :

- $1/x$
- $1/x^2$
- $1/y$
- $1/y^2$

Instructions d'utilisation : flux de travail des échantillons

3

Tableau 3-1 Configuration de l'instrument Flux de travail

Étape	Pour ce faire...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
1	Créer un profil de matériel.	Créer un profil matériel à la page 57	Chaque profil de matériel doit comprendre un spectromètre de masse ainsi que d'autres dispositifs, comme un système LC. Seuls les périphériques inclus dans le profil matériel peuvent être utilisés lors de la création des méthodes d'acquisition.
2	Créer des projets pour stocker les données.	Créer des projets et des sous-projets à la page 64	L'utilisation des projets et des sous-projets simplifie la gestion des données et facilite la comparaison des résultats.
3	Optimiser le spectromètre de masse.	Vérifier les performances de l'instrument à la page 68	Il s'agit du processus d'optimisation de la résolution et des paramètres du spectromètre de masse et de son étalonnage pour améliorer la sensibilité et les performances du système.

Tableau 3-2 Flux de travail des acquisitions d'échantillons

Étape	Pour ce faire...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
1	Créer des projets pour stocker les données.	Créer des projets et des sous-projets à la page 64	L'utilisation des projets et des sous-projets simplifie la gestion des données et facilite la comparaison des résultats.
2	Créer une méthode d'acquisition.	Instructions d'utilisation : méthodes d'acquisition à la page 88	Pour analyser les échantillons, créer une méthode d'acquisition pour le spectromètre de masse et tout appareil de chromatographie en phase liquide (LC). Une méthode d'acquisition indique les périphériques à utiliser, le moment pour les utiliser pour l'acquisition des données ainsi que les paramètres associés.
3	Créer et soumettre un lot.	Ajouter des ensembles et des échantillons à un lot à la page 139 et Soumettre un échantillon ou un groupe d'échantillons à la page 143	Après avoir créé une méthode d'acquisition, traiter les échantillons en créant un lot d'acquisition et en l'envoyant dans la file d'attente d'acquisition.
4	Traiter les échantillons pour acquérir des données.	Acquérir les données à la page 143	L'exécution des échantillons implique de gérer la file d'attente d'acquisition et de surveiller l'état de l'instrument et du périphérique. Pour envoyer des échantillons et acquérir des données, utilisez le gestionnaire de file d'attente. Le Queue Manager affiche l'état de la file d'attente, des lots et des échantillons, tout en facilitant la gestion des échantillons et des lots dans la file d'attente.

Tableau 3-2 Flux de travail des acquisitions d'échantillons (Suite)

Étape	Pour ce faire...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
5	Analyser les données en mode Explore (Exploration). —OU— Étape 6—Analyse des données quantitatives.	Instructions d'utilisation : analyser et explorer les données à la page 114	En mode Explore, pour visualiser et traiter les données acquises, il existe de nombreux outils. Il est possible de personnaliser les graphiques avec des étiquettes et des légendes de pics, d'afficher des graphiques de contour et d'enregistrer les spectres dans la bibliothèque.
6	Analyser des données quantitatives.	Instructions d'utilisation : analyse et traitement des données quantitatives à la page 94	Utiliser les divers outils de création des méthode quantitatives en mode Quantitate pour analyser les données acquises et bâtir une méthode quantitative afin de produire un tableau de résultats. Le tableau de résultats permet d'examiner manuellement tous les pics de chacun des analytes et les normes internes dans un lot et de consulter les courbes d'étalonnage, les statistiques d'échantillons et les tracés métriques.

Tableau 3-3 Exemple de flux de travail d'analyse de routine

Étape	Pour...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
1	Activer un profil de matériel applicable à la méthode.	Créer un profil matériel à la page 57	Chaque profil de matériel doit comprendre un spectromètre de masse ainsi que d'autres dispositifs, comme un système LC. Seuls les périphériques inclus dans le profil matériel peuvent être utilisés lors de la création des méthodes d'acquisition.
2	Créer des projets pour stocker les données.	Créer des projets et des sous-projets à la page 64	L'utilisation des projets et des sous-projets simplifie la gestion des données et facilite la comparaison des résultats.
3	Créer et soumettre un lot.	Ajouter des ensembles et des échantillons à un lot à la page 139 et Soumettre un échantillon ou un groupe d'échantillons à la page 143	Après avoir créé une méthode d'acquisition, traiter les échantillons en créant un lot d'acquisition et en l'envoyant dans la file d'attente d'acquisition.
4	Équilibrer le système.	Équilibrer le système à la page 142	Équilibrer le système avant de commencer l'acquisition des données. Un système non équilibré peut entraîner une mauvaise qualité de données.

Tableau 3-3 Exemple de flux de travail d'analyse de routine (Suite)

Étape	Pour...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
5	Traiter les échantillons pour acquérir des données.	Acquérir les données à la page 143	L'exécution des échantillons implique de gérer la file d'attente d'acquisition et de surveiller l'état de l'instrument et du périphérique. Pour envoyer des échantillons et acquérir des données, utilisez le gestionnaire de file d'attente. Le Queue Manager affiche l'état de la file d'attente, des lots et des échantillons, tout en facilitant la gestion des échantillons et des lots dans la file d'attente.
6	Analyser des données en mode Explore (facultatif).	Instructions d'utilisation : analyser et explorer les données à la page 114	En mode Explore, pour visualiser et traiter les données acquises, il existe de nombreux outils. Il est possible de personnaliser les graphiques avec des étiquettes et des légendes de pics, d'afficher des graphiques de contour et d'enregistrer les spectres dans la bibliothèque.
<ul style="list-style-type: none"> • Pour l'analyse quantitative à l'aide du logiciel MultiQuant™, suivre les étapes 7 à 8. Le logiciel MultiQuant™ est recommandé pour les grands ensembles de données. • Pour l'analyse quantitative à l'aide du logiciel Analyst®, suivre les étapes 9 à 10a. • Pour l'analyse qualitative à l'aide du logiciel Analyst®, suivre les étapes 9 à 10b. 			

Tableau 3-3 Exemple de flux de travail d'analyse de routine (Suite)

Étape	Pour...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
7	Analyser des données quantitatives dans le logiciel MultiQuant™.	<i>Guide de référence du logiciel MultiQuant™</i> : Chapitres 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	Générer et utiliser un tableau de résultats pour examiner manuellement tous les pics de chacun des analytes et les standard internes au sein d'un lot et pour consulter les courbes d'étalonnage, les statistiques d'échantillons et les tracés métriques.
8	Créer un rapport dans le logiciel MultiQuant™.	<i>Guide de référence du logiciel MultiQuant™</i> : Annexe C	Générer un rapport à l'aide des modèles de rapport fournis pour les résultats générés et examinés.
9	Analyser des données qualitatives (ou quantitatives) dans le logiciel Analyst®.	Instructions d'utilisation : analyse et traitement des données quantitatives à la page 94	Générer un tableau de résultats pour examiner manuellement tous les pics de chacun des analytes et les standards internes au sein d'un lot. Pour l'analyse quantitative, examiner également les courbes d'étalonnage, les statistiques d'échantillons et les tracés métriques.

Tableau 3-3 Exemple de flux de travail d'analyse de routine (Suite)

Étape	Pour...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
10a	Créer un rapport dans Analyst Reporter.	Générer des rapports	Générer un rapport à l'aide des modèles de rapport fournis pour les résultats générés et examinés. Pour les rapports spécifiques à l'analyse qualitative, utiliser l'ensemble de modèles de rapport étiqueté pour la recherche en bibliothèque.
10b	Sélectionner une bibliothèque, puis créer un rapport avec Analyst Reporter.	Générer des rapports	Sélectionner la bibliothèque de spectres MS/MS appropriée pour les résultats, puis générer un rapport à l'aide des modèles de rapport fournis étiquetés pour la recherche en bibliothèque pour les résultats générés et examinés. Pour les rapports spécifiques à l'analyse qualitative, utiliser l'ensemble de modèles de rapport étiqueté pour la recherche en bibliothèque.

Tableau 3-4 Exemple de flux de travail du développeur de méthode

Étape	Pour...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
1	Créer un profil de matériel.	Créer un profil matériel à la page 57	Chaque profil de matériel doit comprendre un spectromètre de masse ainsi que d'autres dispositifs, comme un système LC. Seuls les périphériques inclus dans le profil matériel peuvent être utilisés lors de la création des méthodes d'acquisition.
2	Créer des projets pour stocker les données.	Créer des projets et des sous-projets à la page 64	L'utilisation des projets et des sous-projets simplifie la gestion des données et facilite la comparaison des résultats.
3	Optimiser automatiquement le composé - Ou - Étape 4 Optimiser manuellement le composé.	Optimisation automatique à la page 71	Le logiciel optimise automatiquement le composé et les paramètres du spectromètre de masse pour les composés concernés.
4	Optimiser manuellement le composé.	Instructions d'utilisation : optimisation manuelle du composé à la page 171	L'utilisateur optimise manuellement le composé et les paramètres du spectromètre de masse pour les composés concernés. L'optimisation manuelle offre un plus grand contrôle aux utilisateurs expérimentés durant le processus d'optimisation.

Tableau 3-4 Exemple de flux de travail du développeur de méthode (Suite)

Étape	Pour...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
5	Créer une méthode d'acquisition.	Instructions d'utilisation : méthodes d'acquisition à la page 88	Pour analyser les échantillons, créer une méthode d'acquisition pour le spectromètre de masse et tout appareil de chromatographie en phase liquide (LC). Une méthode d'acquisition indique les périphériques à utiliser, le moment pour les utiliser pour l'acquisition des données ainsi que les paramètres associés.
6	Créer et soumettre un lot.	Ajouter des ensembles et des échantillons à un lot à la page 139 et Soumettre un échantillon ou un groupe d'échantillons à la page 143	Après avoir créé une méthode d'acquisition, traiter les échantillons en créant un lot d'acquisition et en l'envoyant dans la file d'attente d'acquisition.
7	Équilibrer le système.	Équilibrer le système à la page 142	Équilibrer le système avant de commencer l'acquisition des données. Un système non équilibré peut entraîner une mauvaise qualité de données.

Tableau 3-4 Exemple de flux de travail du développeur de méthode (Suite)

Étape	Pour...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
8	Traiter les échantillons pour acquérir des données.	Acquérir les données à la page 143	L'exécution des échantillons implique de gérer la file d'attente d'acquisition et de surveiller l'état de l'instrument et du périphérique. Pour envoyer des échantillons et acquérir des données, utilisez le gestionnaire de file d'attente. Le Queue Manager affiche l'état de la file d'attente, des lots et des échantillons, tout en facilitant la gestion des échantillons et des lots dans la file d'attente.
9	Analyser des données en mode Explore (facultatif).	Instructions d'utilisation : analyser et explorer les données à la page 114	En mode Explore, pour visualiser et traiter les données acquises, il existe de nombreux outils. Il est possible de personnaliser les graphiques avec des étiquettes et des légendes de pics, d'afficher des graphiques de contour et d'enregistrer les spectres dans la bibliothèque.
<ul style="list-style-type: none"> • Pour l'analyse quantitative à l'aide du logiciel MultiQuant™, suivre les étapes 10 à 12. Le logiciel MultiQuant™ est recommandé pour les grands ensembles de données. • Pour l'analyse quantitative à l'aide du logiciel Analyst®, suivre les étapes 13 à 15. • Pour l'analyse qualitative, contacter l'assistance. 			
10	Créer une méthode quantitative dans le logiciel MultiQuant™.	<i>Guide de référence du logiciel MultiQuant™</i> : Quantitation Method Editor	Utiliser les divers outils de création de méthodes quantitatives dans le logiciel pour analyser les données acquises et bâtir une méthode quantitative afin de produire un tableau de résultats.

Tableau 3-4 Exemple de flux de travail du développeur de méthode (Suite)

Étape	Pour...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
11	Analyser des données quantitatives dans le logiciel MultiQuant™.	<i>Guide de référence du logiciel MultiQuant™</i> : Chapitres 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	Générer et utiliser un tableau de résultats pour examiner manuellement tous les pics de chacun des analytes et les standard internes au sein d'un lot et pour consulter les courbes d'étalonnage, les statistiques d'échantillons et les tracés métriques.
12	Créer un rapport dans le logiciel MultiQuant™.	<i>Guide de référence du logiciel MultiQuant™</i> : Annexe C	Générer un rapport à l'aide des modèles de rapport fournis pour les résultats générés et examinés.
13	Créer une méthode quantitative dans le logiciel Analyst®.	<i>Guide de référence du logiciel MultiQuant™</i> : Quantitation Method Editor	Utiliser les divers outils de création de méthodes quantitatives dans le logiciel pour analyser les données acquises et bâtir une méthode quantitative afin de produire un tableau de résultats.

Tableau 3-4 Exemple de flux de travail du développeur de méthode (Suite)

Étape	Pour...	Chercher l'information dans...	Qu'est ce que cela fait ?
15	Analyser des données qualitatives (ou quantitatives) dans le logiciel Analyst®.	Instructions d'utilisation : analyse et traitement des données quantitatives à la page 94	Générer un tableau de résultats pour examiner manuellement tous les pics de chacun des analytes et les standards internes au sein d'un lot. Pour l'analyse quantitative, examiner également les courbes d'étalonnage, les statistiques d'échantillons et les tracés métriques.
15	Créer un rapport dans Analyst Reporter.	Générer des rapports	Générer un rapport à l'aide des modèles de rapport fournis pour les résultats générés et examinés. Pour les rapports spécifiques à l'analyse qualitative, utiliser l'ensemble de modèles de rapport étiqueté pour la recherche en bibliothèque.

Instructions d'utilisation - Matériel

4



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure corporelle. Suivez les instructions décrites dans la documentation lors de l'utilisation du système. La protection fournie par l'équipement peut être compromise si l'équipement est utilisé sans tenir compte des spécifications données par SCIEX.

Démarrer le système



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Vérifiez que le système peut être débranché de la prise d'alimentation secteur en cas d'urgence. Ne bloquez pas la prise de l'alimentation secteur.



AVERTISSEMENT ! Risque de levage. Ne pas déplacer le système. Risque de blessure ou de dommage sur le système. Si le système doit être déplacé, contacter un technicien (FSE).

Remarque : Avant de faire fonctionner l'instrument, consultez les informations de sécurité dans [Précautions et limites de fonctionnement](#) à la page 8.

Conditions préalables

- Les exigences spécifiées dans le *Guide d'aménagement sur site* sont remplies. Le *Guide d'aménagement sur site* comporte des informations sur l'alimentation secteur et les connexions, l'air comprimé, l'azote, la pompe primaire, la ventilation, l'évacuation et les exigences relatives au dégagement du site. Contactez-nous pour obtenir une copie du *Guide d'aménagement sur site*, le cas échéant. Pour obtenir les coordonnées, rendez-vous sur sciex.com/contact-us.
- L'évacuation de la source d'ions, l'air comprimé et l'azote sont raccordés au spectromètre de masse.
- Le conteneur de trop-plein de l'évacuation de la source de 4 l est raccordé au connecteur des déchets d'évacuation à l'arrière du spectromètre de masse et au système de ventilation du laboratoire.
- Les tuyaux d'évacuation de la source sont solidement serrés aux raccordement du spectromètre de masse, du conteneur de trop-plein et de la ventilation.
- L'interrupteur du spectromètre de masse est hors tension et le câble d'alimentation secteur est branché au spectromètre de masse.
- Les câbles d'alimentation secteur du spectromètre de masse et de la pompe primaire sont branchés sur l'alimentation en 200 V à 240 VCA.
- Le câble Ethernet est connecté à la fois au spectromètre de masse et à l'ordinateur.

1. Mettez l'interrupteur du spectromètre de masse sous tension. Consultez [Figure 2-2 à la page 23](#).
2. Allumez l'ordinateur.
3. Ouvrez le logiciel Analyst[®].

Réinitialiser le spectromètre de masse

1. Arrêtez tous les balayages en cours, puis coupez le débit d'échantillon vers le spectromètre de masse.
2. Dans le logiciel Analyst[®], désactivez le profil de matériel si celui-ci est activé.
3. Appuyez, en le maintenant enfoncé, sur le bouton **Reset** pendant cinq secondes.

Un dé clic se fait entendre lorsque le relais est activé. Après environ trois minutes, le spectromètre de masse atteint la pression de fonctionnement.

Arrêt et ventilation du système

Certaines procédures nécessitent l'arrêt du système. D'autres procédures nécessitent également sa ventilation. Suivez les étapes ci-dessous pour arrêter et, si nécessaire, ventiler le système.

Remarque : Si l'alimentation en gaz doit être déconnectée, relâchez d'abord la pression dans les lignes de gaz.

Conseil ! Si le spectromètre de masse n'est pas utilisé pendant un certain temps, laissez-le en mode Veille avec la source d'ions en place. Si le spectromètre de masse doit être éteint, suivez alors ces instructions. N'éteignez pas la pompe primaire jusqu'à ce que les turbo-pompes soient arrêtées.

1. Terminez ou arrêtez toutes les analyses en cours éventuelles.

ATTENTION : Risque d'endommagement du système. Arrêtez le débit de l'échantillon avant d'arrêter le système.

2. Arrêtez le débit de l'échantillon vers le système.
3. Dans le logiciel Analyst[®], désactivez le profil d'équipement, si celui-ci est activé.
4. Quittez le logiciel.
5. (Si nécessaire) Suivez ces étapes pour ventiler le système :

Remarque : Ventilez le système avant d'effectuer un nettoyage complet de l'interface avec le vide, avant de nettoyer la région Q0 et avant de remplacer l'huile de la pompe primaire. Pour plus d'informations, contactez le responsable de maintenance qualifié (QMP) ou un technicien de service.

- a. Appuyez, en le maintenant enfoncé, sur le bouton **Vent** pendant trois secondes.

Le voyant de vide commence à clignoter rapidement (plus rapidement que pendant l'arrêt de la pompe). La turbo-pompe ralentit progressivement.
 - b. Laissez le système ventiler pendant 15 minutes.
6. Éteignez l'interrupteur du spectromètre de masse.
 7. Débranchez le câble d'alimentation secteur du spectromètre de masse de la prise d'alimentation secteur.
 8. (En cas de ventilation du système) Débranchez le câble d'alimentation secteur de la pompe primaire de la prise d'alimentation secteur.

Régler la position de la pompe à seringue intégrée




AVERTISSEMENT ! Risque de perforation. Prenez des précautions lors de la manipulation de la seringue. La pointe de la seringue est extrêmement acérée.



AVERTISSEMENT ! Risque de perforation. Assurez-vous que la seringue est correctement installée dans la pompe à seringue et que l'arrêt automatique de la pompe à seringue est réglé correctement pour éviter d'endommager ou de casser la seringue en verre. Si la seringue se casse, suivez les procédures de sécurité établies pour l'élimination des objets tranchants.

1. Appuyez sur le bouton **Débloquer** sur le côté droit de la pompe à seringue pour abaisser la base et insérer la seringue. Consultez [Figure 4-1](#).


Figure 4-1 Descente de la seringue

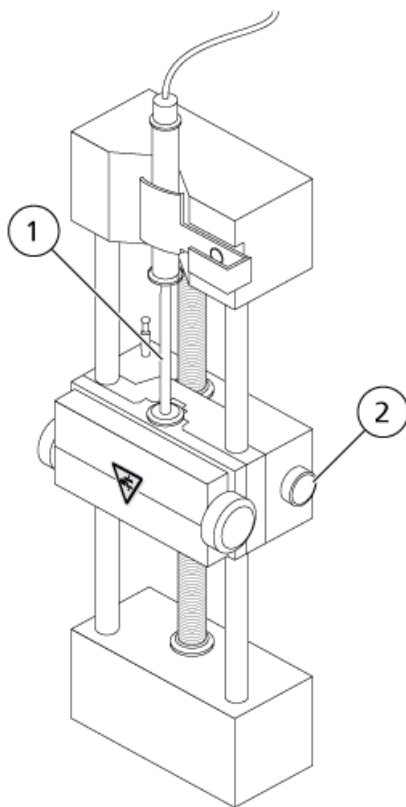

Élément	Description
1	Le piston de la seringue
2	Bouton Débloquer. Appuyer pour augmenter ou abaisser le niveau de la base.

2. Assurez-vous que l'extrémité de la seringue affleure la base et que l'axe de la seringue reste dans l'encoche.
3. Réglez la tige de façon à ce qu'elle déclenche l'arrêt automatique de la seringue avant que le piston n'arrive au fond de la seringue en verre. Consultez [Figure 4-2](#).


Figure 4-2 Arrêt automatique de la seringue

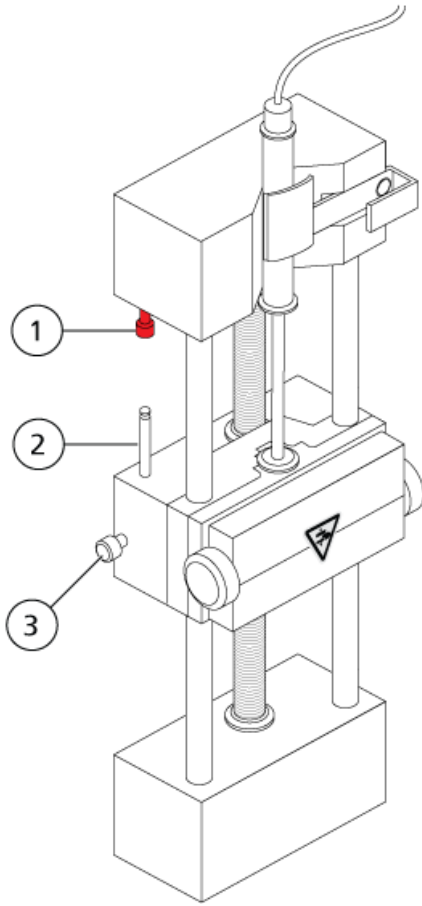

Élément	Description
1	Arrêt automatique de la seringue (butoir). Après que la tige bute sur l'arrêt automatique de la seringue, la pompe à seringue s'arrête.
2	Tige. Régler la hauteur pour empêcher le piston de la seringue de heurter la seringue lors de l'introduction de l'échantillon.
3	Vis de blocage de la tige. Serrez la vis après que la hauteur de la tige a été réglée.

4. Tournez les vis latérales comme illustré à la [Figure 4-3](#) pour fixer la seringue.


Figure 4-3 Vis de la pompe à seringue

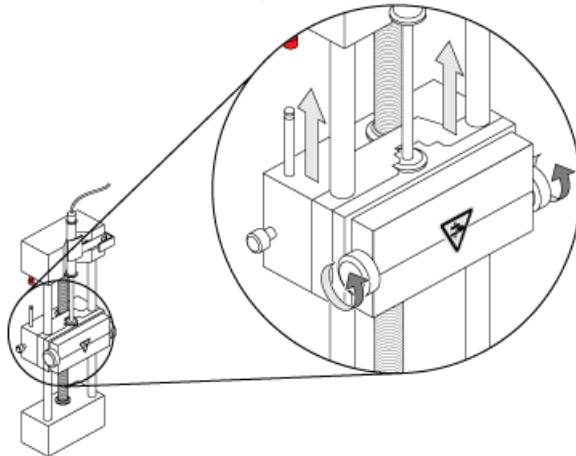

5. Assurez-vous que le spectromètre de masse et la pompe à seringue intégrée sont activés dans le logiciel.

Remarque : Lors des utilisations manuelles ultérieures, sur le spectromètre de masse, appuyez sur le bouton qui se trouve à droite de la pompe à seringue pour démarrer le débit. Consultez [Figure 4-4](#). Le voyant qui se trouve à côté du bouton clignote lorsque la pompe à seringue est en cours d'utilisation. Le débit de la pompe à seringue peut également être contrôlé automatiquement par le logiciel Analyst[®].

Figure 4-4 Voyant de pompe à seringue

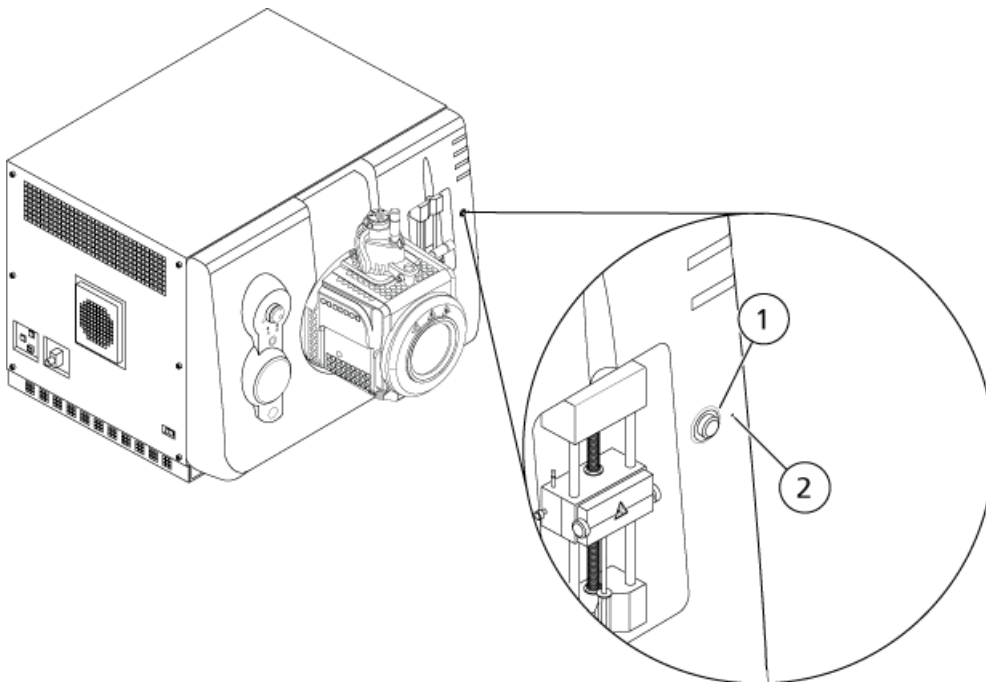

Élément	Description
1	Bouton de mise sous tension et hors tension de la pompe à seringue
2	Voyant LED du statut de la pompe à seringue

6. Dans le logiciel Analyst[®], double-cliquez sur **Manual Tuning** dans la barre de navigation.
7. Cliquez sur **Start Syringe**.
8. Pour arrêter la pompe à seringue, cliquez sur **Stop Syringe**.

Brancher la vanne de dérivation

La vanne de dérivation intégrée, qui est située à côté de la source d'ions, peut être branchée en mode Injection ou Dérivation. Pour configurer la vanne, accédez à l'onglet **Configuration**, puis assurez-vous que la case **Use integrated injector/diverter valve** est cochée. Consultez [Ajouter des périphériques à un profil de matériel à la page 62](#).

ATTENTION : Risque de résultat erroné. N'appuyez pas sur le bouton de la vanne de dérivation au cours d'une analyse. Cela peut produire des données incorrectes.

Brancher la vanne de commutation en mode Injection

Lorsque la vanne est en position A, l'échantillon passe par la boucle externe. Lorsque la vanne passe en position B, l'échantillon est injecté.

- Branchez la vanne en mode Injection.

Figure 4-5 Vanne de dérivation—Mode Injection en position A


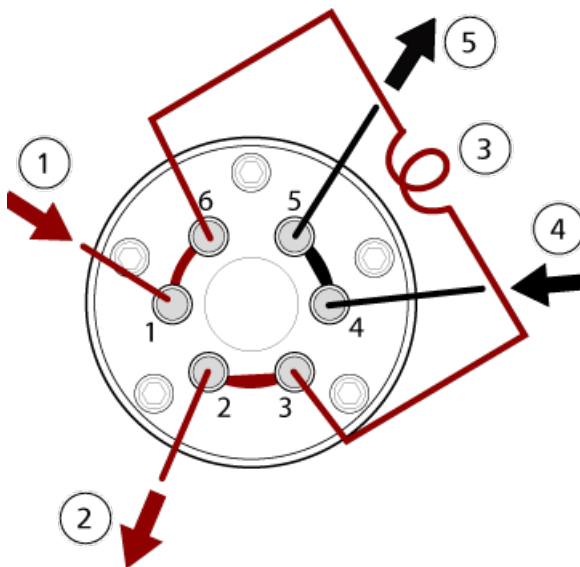


Figure 4-6 Vanne de dérivation—Mode Injection en position B

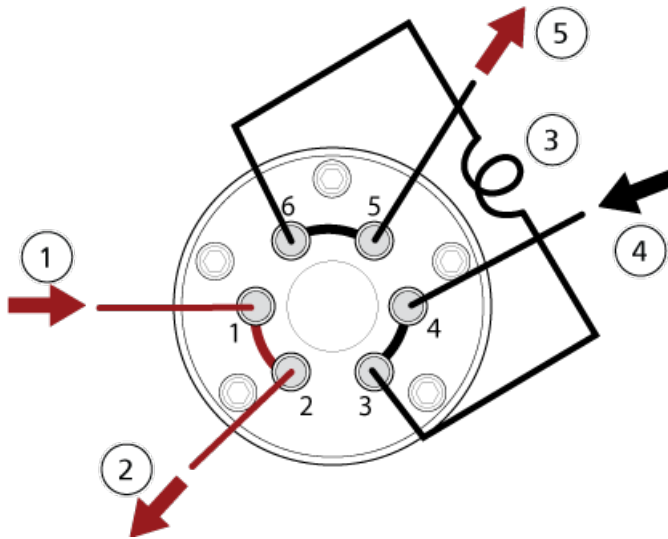

Élément	Description
1	Entrée de l'échantillon
2	Déchets éjectés
3	Boucle à échantillon (orifices 3 et 6)
4	Entrée de la phase mobile
5	Vers la colonne (ou vers le spectromètre de masse si aucune colonne n'est installée)

Brancher la vanne de dérivation en mode Dérivation

Lorsque la vanne est en position A, le flux est dirigé vers les déchets. Lorsque la vanne commute en position B, le flux est orienté vers le spectromètre de masse.

- Branchez la vanne en mode Dérivation.

Figure 4-7 Vanne de dérivation—Mode Dérivation en position A


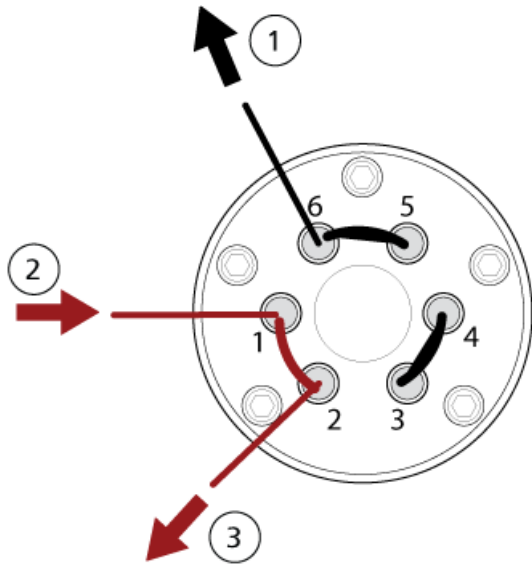


Figure 4-8 Vanne de dérivation—Mode Dérivation en position B

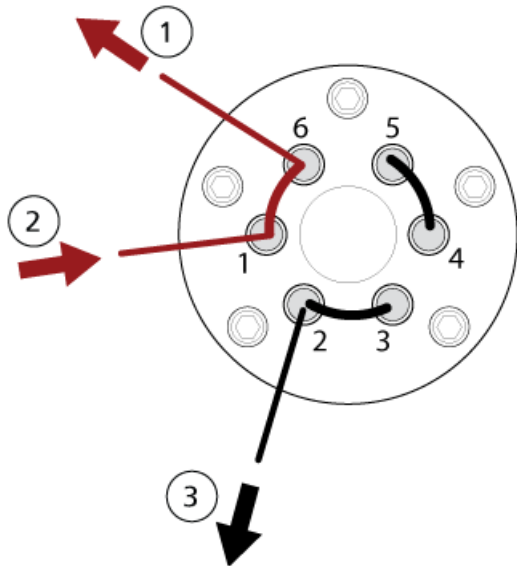

Élément	Description
1	Vers le spectromètre de masse
2	Depuis la colonne
3	Déchets éjectés

Profils de matériel

Un profil de matériel indique au logiciel la manière dont le spectromètre de masse et les périphériques sont configurés et connectés à l'ordinateur. Plusieurs profils de matériel peuvent être définis, mais seul un profil peut être actif à la fois.

Lorsqu'un profil de matériel est créé dans Hardware Configuration Editor, les périphériques doivent être configurés afin que le logiciel puisse communiquer avec eux. La configuration des périphériques nécessite deux procédures : la configuration des connexions physiques et la configuration du logiciel pour communiquer avec les périphériques. Lorsque le logiciel est installé, le pilote requis pour chaque périphérique est également installé. Une fois les périphériques connectés physiquement à l'ordinateur, définissez les informations de configuration appropriées.

Chaque profil d'équipement doit inclure un spectromètre de masse. Avant de créer une méthode d'acquisition, assurez-vous que tous les périphériques à utiliser dans la méthode sont inclus dans le profil de matériel, y compris la pompe à seringue. Seuls les périphériques configurés dans le profil matériel actif et sélectionnés dans la boîte de dialogue Add/Remove Device Method (Ajouter/supprimer méthode de périphérique) apparaissent sous forme d'icônes dans le volet de navigation Acquisition Method (Méthode d'acquisition). Seuls les périphériques inclus dans le profil matériel peuvent être utilisés lors de la création des méthodes d'acquisition.


Pour plus d'informations sur la configuration des connexions physiques aux périphériques, consultez le *Guide d'installation des périphériques*. Pour obtenir la liste des appareils pris en charge, consultez le *Guide d'installation du logiciel* pour le logiciel Analyst[®].

Créer un profil matériel

L'utilisateur peut créer plusieurs profils matériels, mais seul un profil peut être actif à tout moment.


1. Dans la barre de navigation, sous **Configure**, double-cliquer sur **Hardware Configuration**.

Figure 5-1 Boîte de dialogue Hardware Configuration Editor

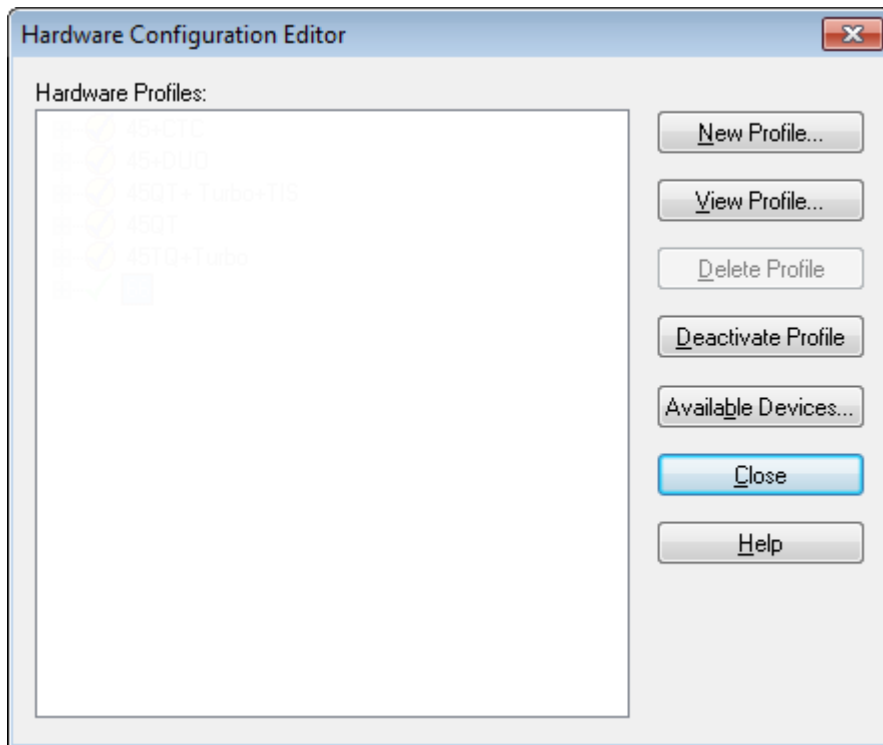


2. Dans Hardware Configuration Editor, cliquer sur **New Profile**.

Figure 5-2 Boîte de dialogue Create New Hardware Profile

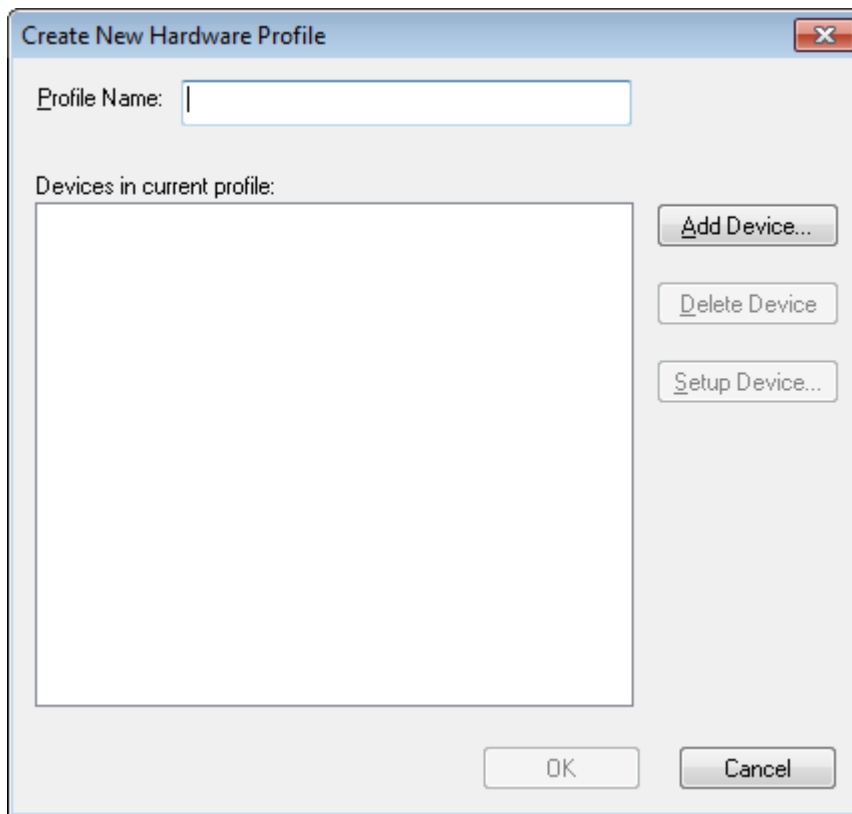

3. Saisir un nom dans le champ **Profile Name**.
4. Cliquer sur **Add Device**.


Figure 5-3 Boîte de dialogue Available Devices

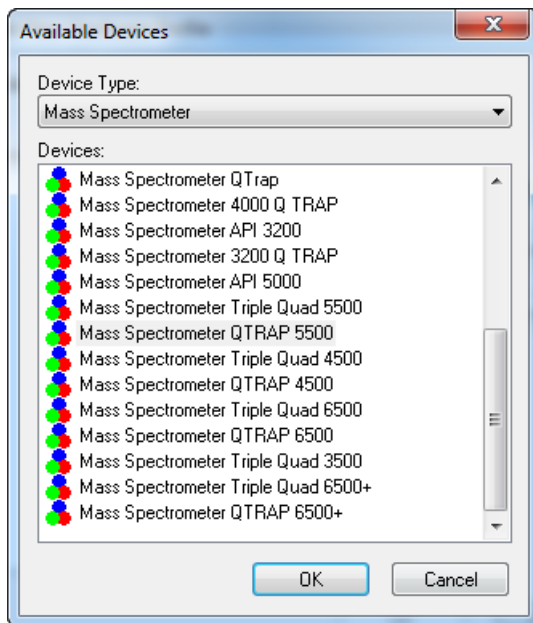

Dans la boîte de dialogue Available Devices (Périphériques disponibles) dans le champ **Device Type** (Type de périphérique), la valeur prédéfinie est **Mass Spectrometer** (Spectromètre de masse).

5. Dans la liste **Devices**, sélectionnez le bon spectromètre de masse, puis cliquez sur **OK** pour revenir à la boîte de dialogue Create New Hardware Profile.
6. Cliquez sur **Setup Devices (Régler périphériques)**.
7. Dans l'onglet **Configuration** (Configuration), dans la section **Dual Mass Mode** (Mode double masse), sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Low Mass** (Faible masse) : pour travailler en mode de fonctionnement haute sensibilité à plage de masse limitée, sélectionnez cette option. La plage de masse maximale est comprise entre 50 et 1 250 Da pour les balayages LIT (piège à ions linéaire) et entre 5 et 1 000 Da pour les balayages quadripolaires.
 - **High Mass** (Masse élevée) : pour travailler en mode de fonctionnement à plage de masse étendue, sélectionnez cette option. La plage de masse maximale est comprise entre 50 et 2 000 Da pour les balayages LIT et entre 5 et 2 000 Da pour les balayages quadripolaires.
8. (Facultatif) Pour configurer les spectromètres de masse utilisant la pompe à seringue intégrée, dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez la case **Use integrated syringe pump**.

Figure 5-4 Onglet Configuration (Configuration) avec pompe à seringue configurée

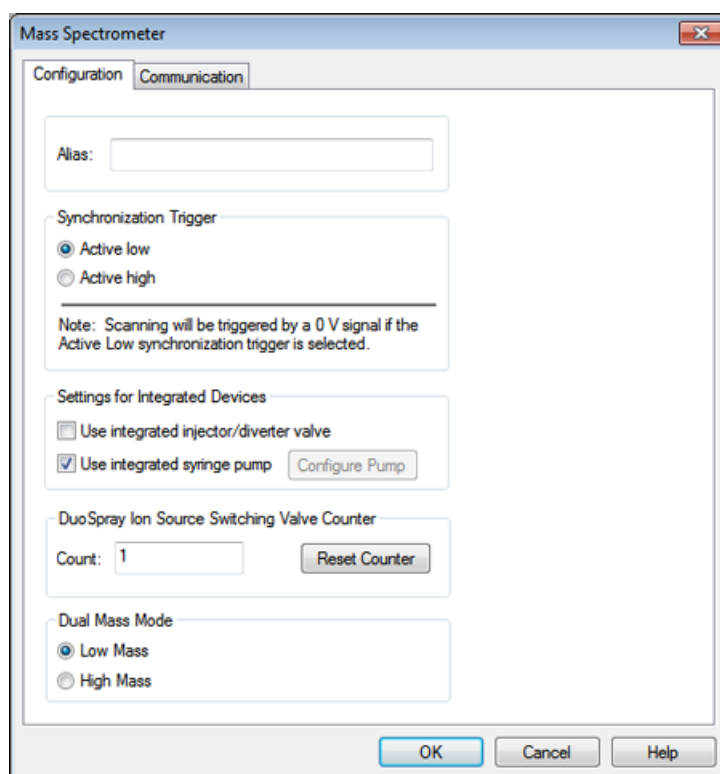

9. (Facultatif) Pour configurer le spectromètre de masse pour la vanne de dérivation, dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Use integrated injector/diverter valve** (Utiliser un injecteur intégré/ une vanne de dérivation).
10. (Facultatif) Si nécessaire, sélectionnez des fonctions supplémentaires dans les onglets **Configuration** et **Communication**.
11. Cliquez sur **OK** pour revenir à Création d'un nouveau profil d'équipement.
12. Cliquez sur **Add Device**, puis ajoutez et configurez chaque appareil utilisé avec le spectromètre de masse. Consultez [Ajouter des périphériques à un profil de matériel à la page 62](#).
13. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Create New Hardware Profile** (Créer un nouveau profil matériel).
14. Cliquez sur le profil de matériel à activer dans **Hardware Configuration Editor**.
15. Cliquer sur **Activate Profile**.

La case devient verte. Si un x rouge s'affiche, alors il y a un problème avec l'activation du profil matériel.

Conseil ! Il n'est pas nécessaire de désactiver un profil matériel avant d'en activer un autre. Cliquer sur un profil matériel, puis cliquer sur **Activate Profile**. L'autre profil est automatiquement désactivé.

16. Cliquer sur **Close**.

Ajouter des périphériques à un profil de matériel

Les périphériques doivent être configurés de façon autoriser le logiciel à communiquer avec eux. Lorsque le logiciel est installé, le pilote requis pour chaque périphérique est également installé. Une fois les périphériques connectés physiquement à l'ordinateur, configurez-les.


Seuls les périphériques configurés dans le profil de matériel actif et sélectionnés dans la boîte de dialogue Add/Remove Device Method apparaissent sous forme d'icônes dans le volet de navigation Acquisition Method Browser.

1. Ouvrez le Hardware Configuration Editor (Éditeur de configuration du matériel).
2. Dans **Hardware Profiles (Profil d'équipement)**, désactiver le profil d'équipement.
3. Cliquez sur **Edit Profile (Éditer profil)**.
4. Cliquez sur **Add Device (Ajouter périphériques)**.

Remarque : Ne pas oublier d'ajouter un spectromètre de masse. Pour plus d'informations, se reporter à [Créer un profil matériel à la page 57](#).

5. Dans la boîte de dialogue Available Devices, dans la liste **Device Type**, sélectionnez le périphérique, puis cliquez sur **OK**.

Figure 5-5 Boîte de dialogue Available Devices

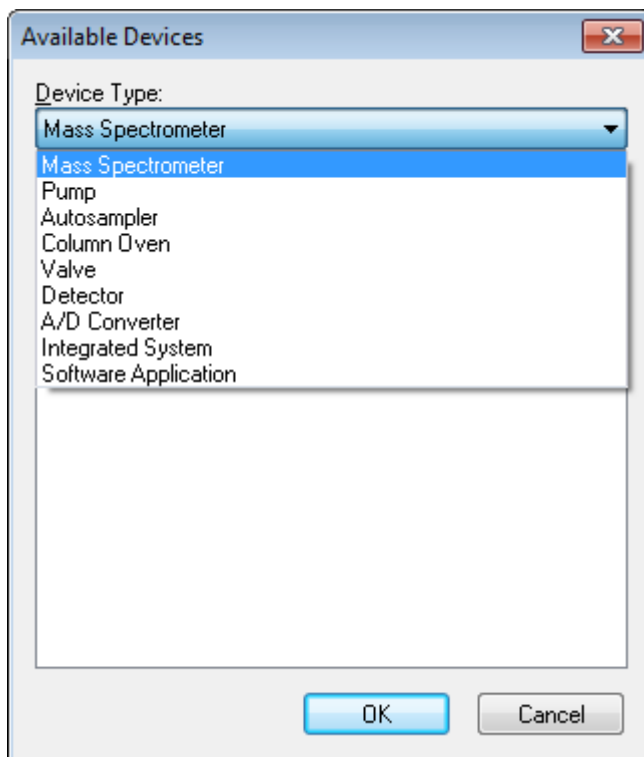

6. Cliquez sur **OK**.

- Sélectionnez le périphérique dans la liste **Devices**, puis cliquez sur **OK**.
- Cliquez sur **Setup Devices (Régler périphériques)**.

Une boîte de dialogue contenant les valeurs de configuration de périphérique s'ouvre.

- (Facultatif) Dans l'onglet Communication, dans le champ **Alias**, entrez un nom ou un autre identifiant pour le périphérique.

Remarque : Pour les périphériques utilisant une communication série, assurez-vous que le port série sélectionné correspond à celui auquel le périphérique est physiquement connecté. Quand le câble d'extension sériel est utilisé, le numéro sélectionné dans le profil est le nombre sur le câble plus deux.

Remarque : Le champ **Alias** peut aussi être appelé boîte du **nom** et peut figurer sous un autre onglet sous **Alias**.

- Si le périphérique utilise un **port série** comme interface de communication, dans la liste **COM Port Number** (Numéro de port COM), sélectionnez le port COM auquel le périphérique est connecté.
- Si le périphérique utilise **Ethernet** comme interface de communication, saisissez l'**adresse IP** attribuée au périphérique par l'administrateur ou utilisez le **nom d'hôte** correspondant à l'adresse.
- Si le périphérique utilise une **carte GPIB** comme interface de communication, ne modifiez pas les paramètres de la carte GPIB.

Les valeurs prédéfinies restantes pour le périphérique sont probablement appropriées. Ne les modifiez pas. Pour plus d'informations sur les onglets Configuration et Communication, consultez l'aide.

- Pour restaurer les valeurs prédéfinies des périphériques, dans l'onglet Communication, cliquez sur **Set Defaults**.
- Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **OK (Accepter)**.
- Répétez les étapes 4 à 11 pour chaque périphérique.
- Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Create New Hardware Profile (Créer un nouveau profil matériel).
- Pour activer un profil d'équipement, dans l'éditeur de configuration d'équipement, cliquez sur le profil d'équipement.
- Cliquer sur **Activate Profile**.

La case devient verte. Si un x rouge s'affiche, alors il y a un problème avec l'activation du profil d'équipement. Pour plus d'informations, se reporter à [Dépannage des problèmes liés à l'activation du profil de matériel à la page 64](#).

Conseil ! Il n'est pas nécessaire de désactiver le profil de matériel actif avant d'en activer un autre. Cliquez sur un profil de matériel inactif, puis cliquez sur **Activate Profile**. L'autre profil est automatiquement désactivé.

- Cliquer sur **Close**.

Dépannage des problèmes liés à l'activation du profil de matériel

Si un profil matériel ne parvient pas à devenir actif, une boîte de dialogue s'ouvre, indiquant quel appareil du profil est à l'origine de la panne. L'activation d'un dispositif peut échouer à cause d'erreurs de communication.

1. Lire le message d'erreur correspondant. Selon le type de message, il peut y avoir un problème avec un périphérique ou la configuration de la communication.
2. Vérifier que le périphérique est sous tension et actif.
3. Vérifier que le port COM ou l'adresse IP affecté au périphérique est correct.

Conseil ! Sur les ordinateurs équipés de deux ports série intégrés, le premier port de la carte d'extension de port série est généralement COM3, même si le câble indique P1.

4. Vérifier que les paramètres de communication pour le périphérique (par exemple, les réglages du micro-interrupteur) sont correctement définis et correspondent aux paramètres de l'onglet Communication.
5. Mettre le périphérique hors tension.
6. Attendre 10 secondes.
7. Mettre le périphérique sous tension.

Patiencez jusqu'à ce que tous les périphériques soient mis sous tension avant d'essayer d'activer le nouveau profil d'équipement. Certains périphériques nécessitent 30 secondes ou plus pour réaliser les opérations de mise sous tension.

8. Activer le profil d'équipement.
9. Si le problème persiste, supprimez le profil qui pose problème, puis créez-en un nouveau.
10. Si le problème persiste toujours, contactez l'assistance technique.

Projets et sous-projets


Avant de commencer une expérience, décidez de l'emplacement où stocker les fichiers liés à l'expérience. Utilisez des projets et sous-projets pour chaque expérience pour mieux gérer les données et comparer les résultats. Par exemple, utilisez des sous-projets pour stocker les résultats obtenus à certaines dates.

Créer des projets et des sous-projets

Pour utiliser une structure de sous-projet dans le cadre d'un projet, créer la structure de sous-projet lorsque le projet est créé.

1. Cliquez sur **Tools > Project > Create Project**.

Figure 5-6 Boîte de dialogue Create New Project/Subproject

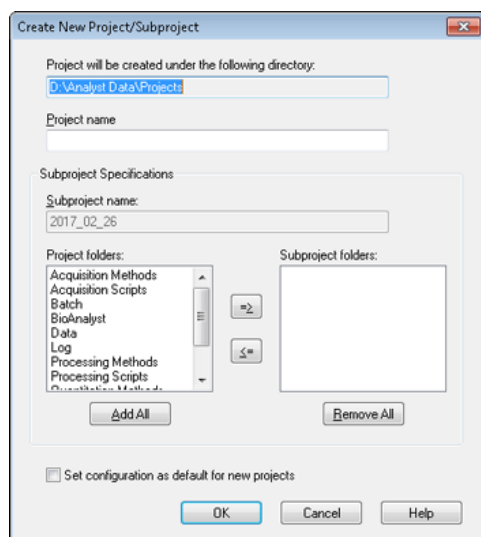

Remarque : Il est impossible de créer un nouveau sous-projet dans un projet qui n'a pas été créé avec un sous-projet.

2. Saisissez un nom de projet dans le champ **Project name** (Nom de projet).
3. (Facultatif) Pour utiliser les sous-projets, sélectionnez les dossiers concernés puis utilisez les flèches pour les déplacer dans **Dossier des sous-projets**.
4. (Si vous utilisez des sous-projets) Saisissez un nom pour le premier sous-projet dans le champ **Subproject name** (Nom du sous-projet), ou utilisez la date existante.
5. (Facultatif) Pour utiliser cette organisation de dossiers de projet et de sous-projet pour tous les nouveaux projets, cochez la case **Set configuration as default for new projects** (Définir cette configuration comme choix par défaut pour de nouveaux projets).

Tous les nouveaux projets sont créés avec ce dossier configuration.

6. Cliquez sur **OK**.

Créer des sous-projets

Les sous-projets ne peuvent être créés que dans le cadre d'un projet avec une structure de sous-projet.

1. Sur la barre d'outils **Project** (Projet), dans la liste **Project** (Projet), sélectionnez le projet.
2. Cliquez sur **Tools (Outils) > Project (Projet) > Create SubProject (Créer un sous-projet)**.
3. Dans la case **Subproject name** (Nom de sous-projet), entrez un nom pour le sous-projet ou utilisez la date existante.
4. Cliquez sur **OK**.

Copier des sous-projets

Un sous-projet peut être copié à partir d'un autre projet ayant des sous-projets existants. Si les sous-projets copiés contiennent des dossiers qui existent aussi dans le dossier du projet, alors le logiciel utilise les dossiers du projet.

1. Cliquez sur **Tools > Project > Copy Subproject**.


La boîte de dialogue Copy Subproject apparaît.

2. Cliquez sur **Browse** pour accéder à la source du sous-projet.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez le sous-projet de la liste **Source Subproject** (sous-projet source).
5. Cliquez sur **Parcourir** pour aller à la destination du sous-projet.
6. Tapez le nom dans le champ **Target Subproject** (sous-projet cible).
7. Cliquez sur **OK**.
8. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour copier tous les dossiers et fichiers de **Sous-projet source** dans **Destination sous-projet**, sélectionnez en cochant **Copier contenu**.
 - Pour copier uniquement les dossiers dans la même structure dans **Destination sous-projet**, s'assurer que **Copier contenu** est effacé.
9. Cliquez sur **Copier**.

Basculer entre les projets et sous-projets

- Sur la barre d'outils du logiciel, à partir de la liste de projets, cliquez sur le sous-projet ou le projet demandé.

Figure 5-7 Liste de projets

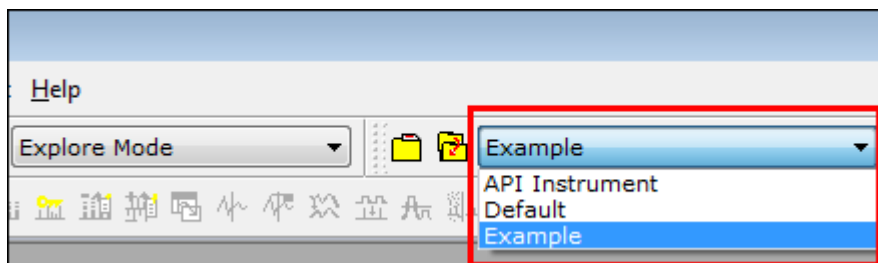

La liste de projets de ce croquis affiche les dossiers **API Instrument** (instrument API), **Default** (défaut) et **Example** (exemple).

Dossiers projet installé

Trois dossiers de projet sont installés avec le logiciel : **API Instrument**, **Default** et **Example**.

Dossier API Instrument

Le dossier API Instrument (Instrument API) est unique et très important pour le bon fonctionnement du spectromètre de masse. Le dossier API Instrument (Instrument API) contient les informations requises pour l'ajustement et l'étalonnage du spectromètre de masse. Cette information comprend des fichiers de paramètres de réglage, des fichiers de référence, de données de l'instrumentation qui contiennent des informations sur l'étalonnage et la résolution et les méthodes d'acquisition utilisées pendant la syntonisation automatique. Le dossier API Instrument également contient les fichiers de données pour effectuer un réglage manuel à partir de la commande démarrage plutôt que Acquisition. Ces fichiers de données sont automatiquement enregistrés dans le dossier API Instrument dans le dossier Réglage Cache et nommés par la date et l'heure à laquelle ils ont été créés. Le dossier Tuning Cache (Cache ajustement) est automatiquement et régulièrement effacé.

Dossier Default

Le dossier Default (Par défaut) contient des dossiers qui sont présents dans de nouveaux projets et sert de modèle pour les nouveaux projets.

Dossier Example

Le dossier Example (Exemple) contient des exemples de méthodes et de fichiers de données. Les utilisateurs peuvent s'exercer à travailler avec les modes Explore (Explorer) ou Quantitate (Quantifier) en utilisant les exemples de fichiers de données. Les fichiers d'exemple sont triés dans des sous-dossiers par type de spectromètre de masse et par la zone d'application.

Sauvegarder le dossier API Instrument

Sauvegardez le dossier API Instrument (Instrument API) régulièrement et après qu'une maintenance de routine a été effectuée.

- Copiez le dossier API Instrument (Instrument API) et collez-le dans un autre emplacement, de préférence dans un autre ordinateur, puis renommez-le. Utilisez la date et le spectromètre de masse de référence s'il y a plus d'un spectromètre de masse lorsque le dossier est nommé. Par exemple, le modèle API `Instrument_instrument 3_010107`

Récupérez le dossier API Instrument (Instrument API)

Sauvegardez le dossier **API Instrument** régulièrement et après qu'une maintenance de routine a été effectuée. Pour récupérer le dossier API Instrument, procédez comme suit :

1. Renommez le dossier **API Instrument (Instrument API)** actuel.
2. Copiez le dossier de sauvegarde dans le dossier **Projects (Projets)**.
3. Changez le nom du dossier de sauvegarde en **API Instrument (Instrument API)**.

Exécutez l'option **Verify instrument performance** toutes les semaines ou après un nettoyage du spectromètre de masse pour confirmer que le système fonctionne correctement. En général, la calibration et l'étalonnage pour les systèmes quadripolaires triples sont conservés pendant trois à six mois, à moins que le système ne subisse une perte de dépression. Pour les systèmes QTRAP[®], la résolution doit aussi être conservée pendant trois à six mois, mais le système doit être étalonné environ une fois par mois. Si le système perd son dispositif à dépression, vérifiez l'étalonnage et la résolution avant de l'utiliser. Pour plus d'informations sur le réglage et l'étalonnage, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur avancé* et au *Tutoriel sur le réglage manuel*.

Conseil ! Exécutez les tâches de maintenance régulièrement afin de garantir le fonctionnement optimal du spectromètre de masse.

Conditions préalables

- La nébulisation est stable et la solution de réglage est adaptée.
- Une imprimante est configurée.

Matériel nécessaire

- Les solutions de réglage fournies dans le Kit de produits chimiques standard sont livrées avec le système. Si nécessaire, il est possible de commander un nouveau kit auprès de SCIEX.
- Série de seringues étanches au gaz de 5 ml, 1 ml et 250 µl.
- Tube d'échantillonnage PEEK rouge.

Vérifier les performances de l'instrument

La procédure suivante décrit comment vérifier ou régler les performances du spectromètre de masse. Pour des informations sur l'utilisation des autres options de contrôle des performances de l'instrument, consultez la rubrique Help (Aide). Consultez [Étalonnage des ions et solutions](#).

1. Sur la barre de navigation, sous **Tune and Calibrate**, double-cliquez sur **Manual Tuning**.
2. Démarrez la pompe à seringue, puis exécutez une méthode d'étalonnage. Confirmez que le chromatogramme en courant ionique total (TIC) est stable et que les pics d'intérêt sont présents dans le spectre.
3. Dans la barre de navigation, sous **Tune and Calibrate**, double-cliquez sur **instrument Optimization**.

La boîte de dialogue **Instrument Optimization** (Optimisation de l'instrument) s'ouvre.

4. Cliquez sur **Vérifier les performances de l'instrumentation**.

5. Cliquez sur **Next**.
6. Cliquez sur **Approved Tuning (Réglage accepté)**.
7. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
8. Sélectionnez une solution de réglage dans la liste **Tuning Solution**.

En fonction de la solution choisie, différents modes sont disponibles:

- a. Cliquez sur une polarité.
 - b. (Si disponible) Cliquez sur **Q1** et **Q3** dans la section **Quad**.
 - c. (Si disponible) Cliquez sur les vitesses de balayage demandées.
 - d. (Si disponible) Cliquez sur les vitesses de balayage dans la section **LIT**.
 - e. (Si disponible) Cliquez sur **Excitation** dans la section **MS/MS/MS**.
9. Cliquez sur **Next**.
 10. Si la page **Select a mode** (Sélectionner un mode) s'ouvre, sélectionnez **Automatic** (Automatique).
 11. Cliquez sur **Next**.
 12. Cliquez sur **GO (Aller)**.

L'écran **Verifying or Adjusting Performance** (Vérification ou ajustement des performances) s'ouvre. Une fois le processus terminé, l'écran **Results Summary** (Récapitulatif des résultats) s'ouvre. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide.

13. Le cas échéant, selon les options sélectionnées. Changez les solutions pour les différents types de balayages et polarités lorsque vous y êtes invité.

À propos de la boîte de dialogue **Verifying or Adjusting Performance**

Le coin supérieur gauche indique la partie de l'instrument qui est en train d'être réglée.


Le graphique **Current Spectrum** (Spectre actuel) affiche le spectre du balayage en cours, le balayage optimal sélectionné par le logiciel ou le balayage à la valeur de paramètre actuelle quand les résultats du logiciel sont visualisés en mode interactif.

Les **Instrument Optimization Decision Plots** (parcelles sur les décisions de l'optimisation de l'instrumentation), en haut à droite du graphique, affichent en dynamique les courbes d'intensité face à la tension des paramètres actuellement en cours d'optimisation.

Récapitulatif des résultats

Le **Results Summary** est un enregistrement de toutes les modifications de paramètres sur l'instrument faites par l'assistant **Instrument Optimization**.

Figure 6-1 Récapitulatif des résultats

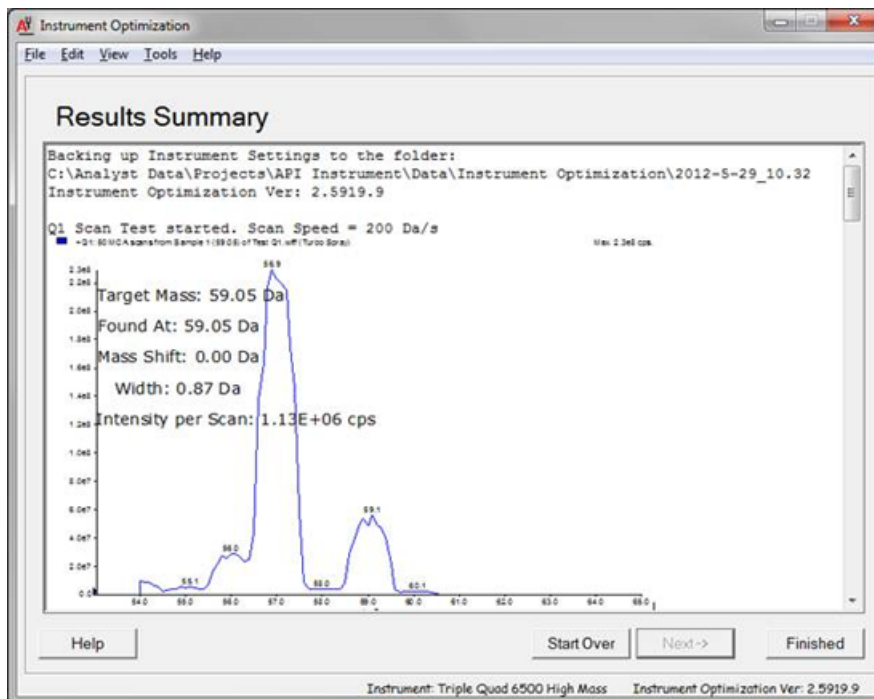

Le Results Summary inclut l'emplacement des fichiers de données et les sauvegardes des paramètres de l'instrument ainsi que les changements étape par étape et leurs résultats pendant l'optimisation.

Le récapitulatif des résultats contient également un rapport de vérification. Ce rapport contient un instantané du spectre de masse pour chaque masse concernée afin de vérifier les modes de balayage. Le spectre est étiqueté avec la masse ciblée, l'emplacement où la masse a été trouvée, son décalage, la largeur et l'intensité du pic. Le spectre peut être utilisé comme un enregistrement visuel sur la forme du pic sur la performance du mode de balayage. Un tableau récapitulatif des résultats suit les spectres.

Le Results Summary est automatiquement sauvegardé à l'emplacement suivant : <drive>:\Analyst Data\Projects\API Instrument\Data\Instrument Optimization\yyyy-mm-dd\results.doc, où la mention *yyyy-mm-dd* correspond à la date de création du rapport. Les utilisateurs peuvent imprimer le sommaire des résultats ou ouvrir un sommaire précédemment sauvegardé.

Les utilisateurs vont apprendre à :

- optimiser automatiquement l'analyte à l'aide de l'assistant Compound Optimization (Optimisation des composés) ;
- sélectionner une analyse par perfusion ou par injection en flux continu (FIA) ;
- Optimiser les paramètres :
 - En cas d'analyse par perfusion, utiliser une méthode de perfusion afin d'optimiser les paramètres dépendant du composé.
 - En cas d'analyse FIA, utiliser la FIA afin d'optimiser les paramètres dépendant de la source d'ions et du composé.

Ce tutoriel utilise le minoxidil, le tolbutamide, la réserpine et la rescinnamine comme exemples de composés. D'autres composés peuvent être utilisés, mais les méthodes doivent être ajustées en conséquence.

L'utilisateur peut également optimiser les composés manuellement.

Conditions préalables

- Le spectromètre de masse est réglé et étalonné.
- (Pour analyse FIA) Un modèle de méthode d'acquisition est disponible.
- (Pour l'analyse FIA) Une pompe LC et un auto-échantillonneur sont raccordés et configurés dans le profil matériel.
- Si le système comprend une pompe à seringue, une pompe à seringue est configurée dans le profil matériel.
- L'ensemble des périphériques nécessaires, y compris, le cas échéant, les composants LC, sont configurés dans le profil matériel.

Optimisation automatique

Matériel nécessaire

- Mélange de quatre composés (50 ng/ml) : réserpine, minoxidil, tolbutamide et rescinnamine. La solution peut être utilisée pour la perfusion et la FIA. La concentration dépend du système utilisé. Utiliser une solution composée de 49,9 % d'acétonitrile, de 50 % d'eau désionisée et de 0,1 % d'acide formique comme diluant.
- Une seringue, de préférence de 1 ml.
- (Pour l'analyse FIA) Phase mobile : solution 1:1 d'acétonitrile et d'eau + 2 mM d'acétate d'ammonium + 0,1 % d'acide formique.

Remarque : L'utilisateur peut choisir une autre phase mobile en fonction des propriétés expérimentales du composé.

- Une pompe LC et un auto-échantillonneur.
- (Pour l'analyse FIA) Flacons d'auto-échantillonneur.

Tableau 7-1 Composés et masses moléculaires

Composé	<i>m/z</i>
Minoxidil	210,2
Tolbutamide	271,3
Réserpine	609,4
Rescinnamine	635,4

Tableau 7-2 Estimations pour les concentrations de départ

Système	Concentration
Système QTRAP® 6500	10 ng/ml
Système SCIEX Triple Quad™ 6500	10 ng/ml
Système QTRAP® 6500 ⁺	10 ng/ml
Système SCIEX Triple Quad™ 6500 ⁺	10 ng/ml

À propos de l'optimisation automatique

L'optimisation automatique vérifie d'abord la présence des composés. Les tensions des différents paramètres de trajectoire d'ions augmentent ou diminuent progressivement afin de définir l'intensité maximale du signal (balayage Q1) pour chaque ion. Un fichier texte est généré et affiché au cours du processus d'optimisation. Ce fichier enregistre les différentes expériences réalisées ainsi que les valeurs optimales correspondant à chaque paramètre. Un dossier contenant l'ensemble des expériences réalisées est également généré. Il est

possible d'y accéder en ouvrant le dossier contenant le fichier de données en mode Explore. Pour chaque expérience réalisée, une méthode d'acquisition est également générée et enregistrée dans le dossier Acquisition Method.

Au cours du processus d'optimisation, sélectionnez la manière dont l'ion précurseur et les ions produits correspondants sont choisis.

Type d'introduction de l'échantillon

Perfusion

La perfusion est le flux continu d'échantillon à faible débit dans la source d'ions en utilisant une pompe à seringue. Au cours du processus d'optimisation de la perfusion, le logiciel peut sélectionner les ions précurseurs et produits et effectuer une optimisation du potentiel de défragmentation, de l'énergie de collision et du potentiel de sortie de la cellule de collision. Les tensions des différents paramètres de trajectoire d'ions augmentent ou diminuent progressivement afin de définir l'intensité maximale du signal des ions précurseurs et produits.

Utilisez l'optimisation de la perfusion pour optimiser les paramètres dépendant du composé uniquement à des débits beaucoup plus faibles que ceux utilisés lors de l'analyse LC-MS/MS.

FIA

La technique FIA consiste en l'injection d'un échantillon par l'auto-échantillonneur dans le spectromètre de masse par chromatographie liquide. Au cours du processus d'optimisation par FIA, des injections d'échantillons multiples sont réalisées pour différents types de paramètres dépendants de la source d'ions ou du composé modifiés au cours des injections. L'optimisation des composés par FIA optimise les paramètres par le biais de séries d'expériences en boucle. Un paramètre dépendant du composé est optimisé en premier, suivi par le paramètre suivant dépendant du composé. La FIA optimise les paramètres dépendant de la source d'ions en réalisant une injection pour chaque valeur.

Les paramètres du composé doivent être réduits à l'aide de deux cycles FIA supplémentaires au minimum. Utiliser l'optimisation par FIA pour optimiser à la fois les paramètres dépendants du composé et de la source par LC à des débits plus élevés.

Tableau 7-3 Différences entre les méthodes d'introduction de l'échantillon

Méthode	Appareils requis	Paramètres	Plage de débit normale
Perfusion	Pompe à seringue	Dépendant du composé	5 µl/min à 25 µl/min
FIA	Pompe LC et auto-échantillonneur	Dépendant de la source et du composé	25 µl/min à 1000 µl/min

Un fichier texte est généré et affiché au cours de l'optimisation. Ce fichier enregistre les différentes expériences réalisées ainsi que les valeurs optimales correspondant à chaque paramètre. Un dossier contenant l'ensemble des fichiers de données est également généré. Pour chaque expérience réalisée, une méthode d'acquisition est également générée et enregistrée dans le dossier Acquisition Methods.

Réaliser une optimisation automatique pour un analyte à l'aide d'une perfusion

Dans cette section, les utilisateurs apprendront à réaliser une optimisation automatique MS/MS à l'aide d'une perfusion avec un ion précurseur connu et un ion produit inconnu.

Confirmer la présence de composés

Confirmez la présence de composés d'intérêt avant de continuer l'optimisation automatique.

1. Dans le logiciel Analyst[®], créez un projet.
2. Activer le profil d'équipement.
3. Perfusez le composé en solution à un débit de 5 à 10 µL/min.
4. Dans la barre de navigation, sous **Tune and Calibrate**, double cliquez sur **Manual Tuning**.
5. Dans le champ comportant les listes de méthodes, cliquez sur **Syringe Pump Method** (méthode de pompe à seringue).
6. Dans l'onglet Syringe Pump Method Properties, entrez les valeurs de paramètre appropriées. Consultez [Tableau 7-4](#).

Tableau 7-4 Onglet Syringe Pump Method Properties

Paramètre	Valeur typique
Syringe Diameter (Diamètre de la seringue)	Fonction du type de seringue : 4,61 mm pour une seringue de 1 ml
Débit	10
Unité	µL/min.

Figure 7-1 Onglet Syringe Pump Method Properties

The screenshot shows a software dialog box titled 'Integrated Harvard Syringe Pump Method Properties'. At the top, there are four buttons: 'Edit Ramp...', 'Syringe Pump Method' (with a dropdown arrow), 'Use' (with a checkbox), and 'Start Syringe Pump'. Below the buttons, the 'Syringe Diameter (mm):' is set to '4.610' in a dropdown menu. The 'Flow Rate:' is set to '10.000' in a text input field, and the 'Unit:' is set to 'uL/min' in a dropdown menu.

7. Cliquez sur **Start Syringe Pump**.
8. Cliquez sur **MS Method** (méthode MS) dans la liste de méthodes.

9. Dans l'onglet MS, entrez les valeurs de paramètre appropriées. Consultez [Tableau 7-5](#).

Tableau 7-5 Onglet MS


Paramètre	Valeur
Scan type (Type d'analyse)	Q1 MS (Q1)
Start (Da)	200
Stop (Da)	700
*Time (sec) (Durée en s), si disponible	2,5
*Scan rate (Da/s) (Vitesse de balayage Da/s), si disponible	200
Duration (minutes) (Durée)	3
* Ces champs dépendent du type d'instrument.	

10. Cliquez sur **Start**.
11. Attendez jusqu'à ce qu'un TIC régulier apparaisse sur la gauche ainsi que des pics sur la droite, puis cliquez sur **Stop** (arrêt).
12. Sélectionnez la case à cocher **MCA**
13. Inscrivez **10** dans le champ **Cycles**.
14. Cliquez sur **Start**.

Une fois les dix balayages terminés, le graphique doit afficher les masses des quatre composés comme ions.

Remarque : Les intensités des composés doivent être beaucoup plus élevées que les plus petits pics de bruit, mais pas au point de ne pouvoir visualiser ces derniers. Dans le premier cas, il est possible que le pic ne soit pas un composé réel. Dans le second cas, la concentration sera peut-être trop élevée pour que le logiciel effectue une optimisation correcte.

Figure 7-2 Ions du composé

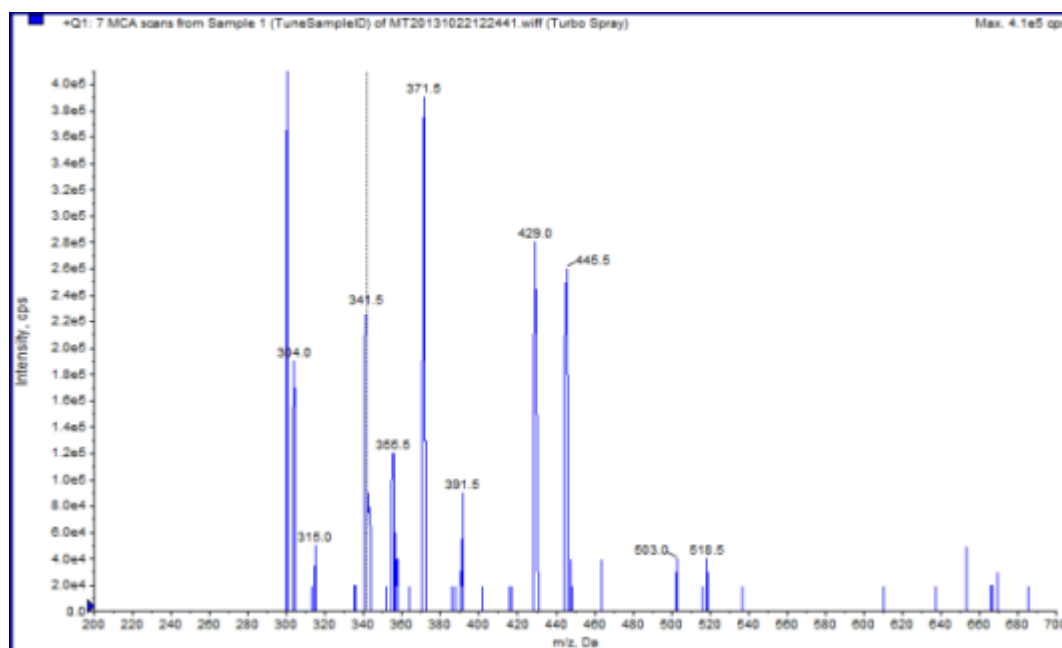

Procédez à une optimisation automatique MS et MS/MS à l'aide d'une perfusion avec un ion précurseur connu et un ion produit inconnu.

L'optimisation automatique pour l'analyse MS/MS optimise certains paramètres dépendant du composé pour une transition MRM (Surveillance des réactions multiples) ou plusieurs. Le logiciel trouve l'ion d'intérêt, puis optimise les paramètres dépendant du composé afin d'obtenir la sensibilité maximale pour le composé. Le logiciel intensifie la CE, puis sélectionne les fragments les plus intenses qui sont conformes à l'ensemble des critères de sélection des ions produits.

Si le signal du balayage Q1 initial est trop élevé, le logiciel tente alors de réduire le CEM afin de maintenir les ions dans la plage du détecteur. Si le signal demeure trop élevé après la réduction du CEM, le processus s'interrompt et un message d'erreur apparaît. Vous devez diluer la solution, puis redémarrer l'optimisation. N'oubliez pas de vidanger le tube de perfusion. Les paramètres de la dernière optimisation quantitative sont stockés.

1. Assurez-vous que la bonne concentration de solution est installée dans la pompe à seringue et que cette dernière a bien été démarrée. Si la pompe à seringue intégrée est disponible et a été démarrée, son voyant d'état clignote.

La pompe à seringue doit être démarrée dans la fenêtre Manual Tune avant de commencer l'optimisation du composé.

2. Sur la barre de navigation, sous **Tune and Calibrate**, double-cliquer sur **Compound Optimization**.
3. Sur la page Instrument Settings dans la section **Inlet**, cliquez sur **Infusion**.

4. Cliquez sur **MS/MS Analysis** dans la section **Mass Spectrometer** (Spectromètre de masse).
5. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
6. Sur la page Ions to use in MS/MS Analysis, sélectionnez les valeurs de paramètre appropriées. Consultez [Tableau 7-6](#).

Tableau 7-6 Exemples de paramètres à utiliser dans la page MS/MS Analysis

Paramètre	Valeur
MW Ion: Search Window (Ion MW : fenêtre de recherche)	2.500
Resolution (Résolution)	Unité
Polarity (Polarité)	Positive
Product Ion (Ion produit)	Auto Select (Sélection automatique)
Resolution (Résolution)	Unité

Remarque : L'algorithme d'optimisation recherche le pic le plus intense dans la fenêtre de recherche indiquée. Si le pic le plus intense figurant dans cette fenêtre n'est pas la masse d'intérêt, le logiciel optimisera le mauvais ion.

7. Cliquez sur **Criteria** à côté de l'option Auto Select.
8. Dans la boîte de dialogue Product Ion Auto Selection Criteria , inscrivez les paramètres appropriés. Consultez [Tableau 7-7](#).

Tableau 7-7 Exemples de paramètres de la boîte de dialogue Product Ion Auto Selection Criteria

Paramètre	Paramètre	Valeur
From the Most Intense (peaks)/À partir des plus intenses (pics)	3	Nombre de pics des fragments à optimiser. L'algorithme génère un spectre de balayage des ions produits tout en incrémentant la CE en mode MCA. Dans cet exemple, l'algorithme prend les trois ions-fragments les plus intenses du spectre et poursuit l'optimisation MS/MS sur ces fragments uniquement. Pour les composés inconnus, sélectionnez plus de pics.
Build final method using (most intense peaks)/Concevoir la méthode finale à l'aide de (pics les plus intenses)	2	Nombre d'ions-fragments par ion précurseur (composé cible) à inclure automatiquement dans la méthode d'acquisition. Le nombre spécifié définit le nombre de transitions MRM à inclure pour chaque composé cible dans la méthode. L'ordre de préférence est basée sur l'intensité de l'ion-fragment. La meilleure valeur de départ est de deux plutôt que de un, car en règle générale deux ions produits sont nécessaires pour la quantification. Vous pouvez commencer par définir la valeur sur trois en cas de problème avec l'un des deux meilleurs. Vous pouvez revenir en arrière, le troisième sera déjà identifié. Pour les composés inconnus, sélectionnez plus de pics à utiliser en cas d'interférences.
Exclude Product Ions within \pm (Da of Precursor Ion m/z)/ Exclure les ions produits de \pm (Da de l'ion précurseur en m/z)	20	La valeur Da définit la plage d'exclusion autour de l'ion précurseur de façon à ce que les ions-fragments compris dans cette plage ne soient pas sélectionnés pour l'optimisation MRM. Par exemple, si l'utilisateur tape ± 5 Da pour un ion précurseur dont le m/z est de 500, alors tous les ions-fragments compris dans un m/z allant de 495 à 505 sont exclus. Cela empêche l'optimisation de l'ion précurseur en tant qu'ion produit.
Min. Mass for Product Ion (Da)/ Masse min. de l'ion produit (Da)	60	Masse de fragment la plus faible à prendre en compte pour l'optimisation. Utilisez cette option pour réduire ou élargir la plage d'ions-fragments à prendre en compte à partir de la masse du précurseur.
Threshold for Product Ion (cps)/ Seuil de l'ion produit (cps)	100	Nombre minimal de comptes pour un ion produit à prendre en compte.

9. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications dans les critères de sélection,
10. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
11. Dans la boîte de dialogue Target Components, inscrivez les paramètres appropriés. Consultez [Tableau 7-8](#).

Remarque : Le nom du composé doit être unique pour chaque composé ou transition.

Tableau 7-8 Exemples de paramètres de la boîte de dialogue Target Compounds

Composé cible	Champ	Valeur
Résérpine	Compound Name (Nom du composé)	Résérpine
	MW (Da)*	609,3
	Non. Charges (Nombre de charges)	1
Minoxidil	Compound Name (Nom du composé)	Minoxidil
	MW (Da)*	210,2
	Non. Charges (Nombre de charges)	1
Tolbutamide	Compound Name (Nom du composé)	Tolbutamide
	MW (Da)*	271,3
	Non. Charges (Nombre de charges)	1
Rescinnamine (IS)	Compound Name (Nom du composé)	Rescinnamine
	MW (Da)*	635,4
	Non. Charges (Nombre de charges)	1
* Inscrivez la masse ionique exacte.		

12. Cliquez sur **Finish** pour démarrer le processus d'optimisation.

Deux fenêtres s'affichent à l'écran : une fenêtre de fichier texte et une fenêtre d'acquisition. L'utilisateur devra peut-être réduire l'une des deux pour voir la seconde. L'expérience en cours de réalisation s'affiche dans la partie supérieure de la fenêtre d'acquisition. L'axe des x représente le paramètre en cours d'optimisation pour chaque expérience. La fenêtre du fichier texte est mise à jour dès la génération de résultats.

Une fois l'optimisation terminée, un fichier d'acquisition MRM est créé et nommé [compound]_QOpt_FinalMRM_Pos.dam, où [compound] (composé) est le premier composé dans la page Target Components (Composants cibles).

Vérifier les résultats de l'optimisation

À l'issue de l'optimisation, les paramètres optimisés sont enregistrés dans une méthode d'acquisition. Les fichiers dam et wiff générés lors du processus d'optimisation sont enregistrés respectivement dans le dossier Acquisition Methods et dans un sous-dossier du dossier Data, dans le projet. Le nom du sous-dossier est généré en utilisant le nom du composé ainsi que la date.

1. À l'issue de l'optimisation, imprimez le fichier texte contenant les paramètres optimisés pour chaque composé.
2. Cliquez sur **File > Open**, puis sélectionnez le fichier Reserpine_QOpt_FinalMRM.POS.dam.
3. Comparez les valeurs figurant dans le fichier texte à celles du fichier dam.
4. Vérifiez le contenu des dossiers suivants :
 - **Data** : examinez l'ensemble des analyses réalisées au cours de l'optimisation. Comparer un fichier wiff avec la valeur optimisée dans la méthode ou les paramètres imprimés.
 - **Acquisition Method** : fichier Reserpine_QOpt_FinalMRM.POS.dam et autres fichiers dam créés au cours de l'optimisation.
 - **Log** : fichier de rapport (rtf) affiché au cours du processus d'optimisation.

Optimisation automatique pour un analyte à l'aide de la technique FIA

Conditions préalables
<ul style="list-style-type: none">• Identifiez les ions pour les composés et enregistrez la méthode d'acquisition de base.• Ajoutez un auto-échantillonneur et une pompe LC à la méthode d'acquisition de base. L'utilisation de la FIA pour une optimisation nécessite que ces dispositifs soient actifs dans le profil de matériel.• Créez une méthode d'acquisition LC-MS/MS à partir du fichier Reserpine_QOpt_FinalMRM.POS.dam, puis nommez-la FIA_AutoOpt_Tutorial.dam.• Assurez-vous que le projet sélectionné contient la méthode d'acquisition utilisée.

Remarque : Bien que vous puissiez utiliser la technique FIA pour optimiser les paramètres dépendant du composé, ce n'est en général pas la solution adoptée en raison du nombre de cycles nécessaires pour obtenir les valeurs de paramètres optimales.

1. Placez une dilution formée d'un mélange de quatre composés dans un auto-échantillonneur.

Vous devez avoir assez d'échantillon pour passer en revue chaque variable de chaque paramètre et qu'il reste de l'échantillon. Par exemple, si vous réglez la température sur 300, 400 ou 500 °C et que le volume d'injection est de 10 µl, vous devez disposer de plus de 30 µl (injection de 3 × 10 µl).

2. Confirmez que **LC Sync** (Synchronisation LC) est sélectionné dans la méthode.

Remarque : En mode LC Sync, le spectromètre de masse est coordonné avec le système LC afin de garantir une acquisition correcte des données.

Figure 7-3 Méthode d'acquisition avec sélection de LC Sync (Synchronisation LC)

Acquisition Method Properties

Comment:

Duration (min):

Synchronization Mode:

Auto-Equilibration

Auto-Equilibration

Auto-Equilibration Duration (min):

Original Configuration

Instrument signature: QTRAP 6500+

Ion Source: Turbo Spray IonDrive

Device methods:

Agilent 1290 G4226A Autosampler Me

Agilent 1290 TCC SL Method

3. Vérifiez que les paramètres de la source d'ions et du gaz sont définis sur des niveaux raisonnables pour empêcher la contamination du spectromètre de masse pendant l'optimisation. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'opérateur* de la source d'ions.
4. Réglez le micromètre horizontal sur 5.
5. Réglez le micromètre vertical sur la source d'ions de manière à ce qu'il corresponde à votre débit. Pour démarrer, utilisez les paramètres du tableau suivant : Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'opérateur* de la source d'ions.

Tableau 7-9 Paramètres verticaux de la source d'ions

Débit	Paramètres verticaux initiaux
1 µl/min à 20 µl/min	10 mm
20 µl/min à 250 µl/min	5 mm
250 µl/min à 500 µl/min	2 mm
500 + µL/min	0 mm

6. Définissez les valeurs du système HPLC et utilisez par exemple un volume d'injection de 10 µl. Utilisez une concentration identique ou inférieure à celle de l'expérience d'infusion.

Les pompes LC doivent être configurées pour une analyse isocratique sans colonne. Les durées MS et LC doivent être identiques afin de recueillir les données exactes.

Optimisation automatique

Le débit et le pourcentage de phases mobiles utilisés doivent être fonction de la colonne LC utilisée, de la chromatographie générale et de la phase de concentration mobile approximative à laquelle vos composés d'intérêt éluent.

7. Sur la barre de navigation, sous **Tune and Calibrate**, double-cliquez sur **Compound Optimization**.
8. Sur la page Instrument Settings, entrez les valeurs de paramètre appropriées selon le système LC utilisé. Consultez [Tableau 7-10](#).

Tableau 7-10 Exemple de paramètres de réglages de l'instrument

Paramètre	Valeur
Entrée	FIA
Acquisition par défaut Méthode	FIA_AutoOpt_Tutorial.dam
Code du carrousel	Spécificité de l'échantillonneur automatique
Position du carrousel	Spécificité de l'échantillonneur automatique
Volume injecté	10 µl
Spectromètre de masse	Analyse MS/MS

9. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
10. Vérifiez que la case **Int. Std.** est décochée.

La sélection de cette case indique quelle MRM correspond aux standards internes. Celles-ci ne sont pas optimisées au cours du processus d'optimisation.

11. Dans la section **Resolution**, sélectionnez **Unit** dans les deux champs **Q1 Resolution** et **Q3 Resolution**.

Figure 7-4 Champs de résolution Q1 et Q3

FIA Target Compounds

These target compounds will be optimized. You may change the compound name. Please specify which one of them are used as internal standards.

	Compound Name	Q1 Mass (Da)	Q3 Mass (Da)	Int. Std.	Vial Pos.
1	Compound 609.300-195.00	609.300	195.000	<input type="checkbox"/>	1
2	Compound 210.200-164.20	210.200	164.200	<input type="checkbox"/>	1
3	Compound 271.100-91.100	271.100	91.100	<input type="checkbox"/>	1
4	Compound 635.300-221.20	635.300	221.200	<input type="checkbox"/>	1

Note: All compounds identified as I.S. (internal standard) will not be used to determine optimum Source / Gas Parameter conditions.

Resolution

Q1 Resolution: Unit

Q3 Resolution: Unit

< Back Next > Cancel Help

12. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

13. Sur la page FIA Source Parameters, inscrivez les nombres inférieurs ou supérieurs à la valeur d'origine tant qu'ils sont conformes aux spécifications.

Assurez-vous de ne pas effectuer des réglages trop bas afin de préserver la propreté de votre système. Pour connaître les paramètres pouvant être utilisés pour démarrer, consultez [Tableau 7-11](#).

Conseil ! Tapez les valeurs avant de cocher la case.

Tableau 7-11 Exemple de paramètres pour la page FIA Source Parameters

Paramètre	Sélectionnez la case à cocher Optimize (Optimiser)	Valeurs pour l'optimisation
Curtain Gas	Oui	20 ; 40 ; 55
Collision Gaz (Gaz de collision)	Non	—
IonSpray Voltage (Tension IonSpray)	Oui	1 500 ; 2 000 ; 3 000 ; 4 000 ; 5 000
Température	Oui	300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700
Gaz 1 de la source d'ions	Oui	40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90
Gaz 2 de la source d'ions	Oui	40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90
Chauffage de l'interface	Non	—

14. Sélectionnez **1** ou **2** à côté de **Replicate Injection for each Parameter**.

Le nombre total d'injections et le volume total de l'échantillon sont calculés en fonction des présentes spécifications. Notez le volume total d'échantillon nécessaire. Selon le nombre de variables optimisées pour chaque paramètre, le volume d'échantillon peut être élevé, car chaque variable est une méthode distincte.

Figure 7-5 Exemple de champ Replicate Injection for each Parameter

Please select the Source Parameters to optimize in FIA:

	Parameter Name	Optimize	Current Val.	Values for Optimization
1	Curtain Gas	<input checked="" type="checkbox"/>	10.0	20.0;40.0;55.0;
2	Collision Gas	<input type="checkbox"/>	9.00	
3	IonSpray Voltage	<input checked="" type="checkbox"/>	5500.0	1500.0;2000.0;3000.0;4000
4	Temperature	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	300.0;400.0;500.0;600.0;70
5	Ion Source Gas 1	<input checked="" type="checkbox"/>	15.0	40.0;50.0;60.0;70.0;80.0;90
6	Ion Source Gas 2	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	40.0;50.0;60.0;70.0;80.0;90

Replicate Injection for each Parameter: 1 2 3 4

Total # of injections: 50
Total Sample Volume: 50 (µl)

< Back Next > Cancel Help

15. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

16. Sur la page FIA Compound Parameters, pour chaque analyte, utilisez les exemples de valeurs de paramètres fournis comme point de départ. Consultez [Tableau 7-12](#).

Remarque : Les valeurs du [Tableau 7-12](#) sont des recommandations. Pour plus d'informations, consultez l'aide.

Tableau 7-12 Exemple de page FIA Compound Parameters

Paramètre	Sélectionnez la case à cocher Optimize (Optimiser)	Valeurs pour l'optimisation
Declustering Potential (Potentiel de défragmentation)	Oui	60 ; 80 ; 100 ; 120 ; 200
Entrance Potential (Potentiel d'entrée)	Non	—
Collision Energy (Énergie de collision)	Oui	20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 70 ; 80 ; 100
Collision Cell Exit Potential (Potentiel de sortie de la cellule de collision)	Oui	2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12

Le nombre total d'injections et le volume dépendant de l'échantillon se mettent à jour automatiquement. Contrairement aux paramètres de source d'ions qui nécessitent une injection par valeur par réplicat, les paramètres dépendant du composé nécessitent seulement une injection par paramètre. Une expérience en boucle est réalisée pour chaque paramètre. Les valeurs alternent balayage après balayage pour une injection.

Remarque : N'entrez pas trop de valeurs. Cela empêcherait une évaluation correcte du paramètre.

17. Dans la liste Compound, passez à un autre composé et entrez les paramètres à optimiser.
18. Répétez l'étape 19 jusqu'à ce que tous les paramètres de tous les composés soient indiqués.
19. Entrez **1,5** dans le champ **Mass Spec. Duration**.

Remarque : Cette valeur doit correspondre à la durée minimale nécessaire pour chaque injection.

Figure 7-6 Exemple de champ Mass Spec. Duration

Please select the Compound Parameters to optimize by FIA:

Compound: Compound 609.300-195.000 MRM: 609.300 - 195.000

	Parameter Name	Optimize	Current Val.	Values for Optimization
1	Declustering Potential	<input checked="" type="checkbox"/>	120.0	60.0;80.0;100.0;120.0;200.
2	Entrance Potential	<input type="checkbox"/>	10.0	
3	Collision Energy	<input checked="" type="checkbox"/>	30.0	20.0;30.0;40.0;50.0;70.0;80
4	Collision Cell Exit Potential	<input checked="" type="checkbox"/>	15.0	2.0;4.0;6.0;8.0;10.0;12.0;

Total # of Injections: 53
 Total Sample Volume: 53 (µl)
 Mass Spec. Duration: 1.5 (min)

< Back Finish Cancel Help

20. Cliquez sur **Finish** pour démarrer le processus d'optimisation.

Le logiciel optimise les paramètres définis dépendant de la source d'ions et du composé afin d'obtenir la sensibilité maximale pour la transition MRM du composé. Quand le logiciel effectue l'optimisation, il crée un rapport **Compound Optimization** (Optimisation du composé).

21. Pour obtenir des paramètres optimisés, répétez ce processus.

Remarque : En règle générale, les paramètres de source d'ions et de gaz doivent être réduits à l'aide d'un cycle FIA ou plus.

22. Ouvrez la méthode FIA optimisée finale dénommée *_FIA_sample_1.

Remarque : Le logiciel génère plusieurs méthodes d'acquisition.

23. Enregistrez cette méthode sous un nom plus simple.

Instructions d'utilisation : méthodes d'acquisition

8

Une méthode d'acquisition se compose d'expériences et de périodes. Utilisez l'Acquisition Method Editor pour créer une séquence de périodes et d'expériences pour l'instrument et les périphériques.

Nous recommandons que seuls les utilisateurs compétents en développement de méthode créent ou modifient les méthodes d'acquisition et de quantification. Consultez le *Guide du directeur de laboratoire* pour plus d'informations sur les rôles et la sécurité.

Créer une méthode d'acquisition en utilisant l'éditeur de méthode d'acquisition

Conseil ! Si vous créez un nouveau fichier de méthode d'acquisition à partir d'un fichier existant, toutes ou certaines des méthodes de périphériques peuvent être utilisées dans la méthode d'acquisition.

Seuls les périphériques configurés dans le profil d'équipement actif apparaissent sur le panneau Acquisition method (Méthode d'acquisition). Tous périphériques ajoutés au profil d'équipement doivent également l'être aux méthodes d'acquisition existantes. Pour plus d'informations sur les périphériques, reportez-vous au *Guide d'installation des périphériques*.

1. Vérifiez que le profil d'équipement contenant le spectromètre de masse et les périphériques sont activés.
2. Sur la barre de Navigation, sous **Acquire**, double cliquez sur **Build Acquisition Method**.
3. Dans l'onglet **Acquisition Method Properties** (Propriétés de la méthode d'acquisition), sélectionnez Synchronisation Mode (Mode de synchronisation).
4. (Facultatif) Sélectionnez la case à cocher **Auto-Equilibration** (Équilibrage automatique), puis tapez le temps d'équilibrage requis, en minutes.
5. Dans le panneau **Acquisition method** (Méthode d'acquisition), cliquez sur l'icône Mass Spec.
6. Dans l'onglet **MS**, sélectionnez Scan type (Type de balayage).
7. Tapez les valeurs dans les champs prévus. Reportez-vous à [Paramètres à la page 28](#).
8. Dans l'onglet Advanced MS (MS avancé), tapez les valeurs dans les champs prévus.
9. Sous l'onglet MS, cliquez sur **Edit Parameters**.
10. Dans l'onglet Source/Gas (source/gaz), des valeurs spécifiques dans les champs sont requises.
11. Dans l'onglet Compound (composé), des valeurs spécifiques dans les champs sont requises, puis cliquez sur **OK**.
12. Cliquez sur l'icône d'un périphérique, puis sélectionnez les paramètres pour ce périphérique.
13. Ajouter d'autres périodes et expériences. Voir [Ajouter une expérience à la page 89](#) et [Ajouter une période à la page 90](#).


14. Cliquez sur **File > Save**.

Configurer la pompe à seringue intégrée

1. Vérifiez que la pompe à seringue intégrée est bien sélectionnée dans le profil de matériel du dispositif.
2. Cliquez sur l'icône **Syringe Pump** (Pompe à seringue) dans le volet Acquisition method (Méthode d'acquisition).

L'onglet Syringe Pump Method Properties s'ouvre dans l'éditeur Acquisition Method.

Figure 8-1 Onglet Syringe Pump Properties

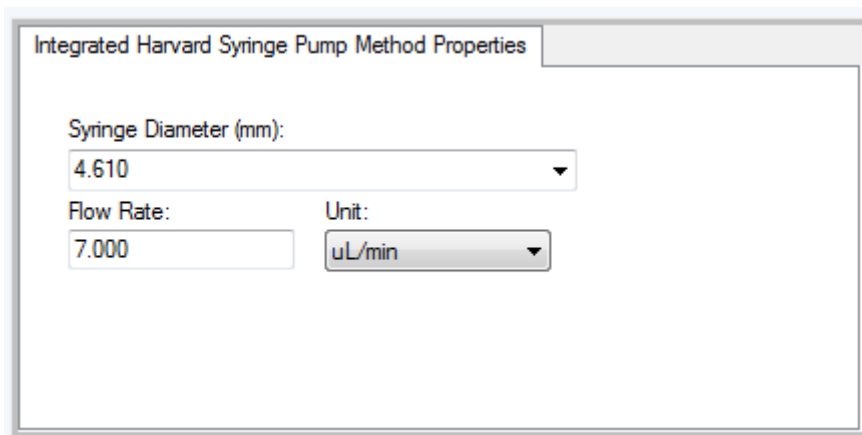


3. Tapez le diamètre de la seringue dans le champ **Syringe Diameter (mm)** (Diamètre de la seringue).
4. Tapez le débit dans le champ **Flow Rate** (Débit).
5. Sélectionnez les unités de débit de la liste **Unit** (Unités).

Ajouter une expérience

1. Dans le volet Acquisition method, sur la période à laquelle l'expérience doit être ajoutée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Add experiment**.

Figure 8-2 Ajouter une expérience

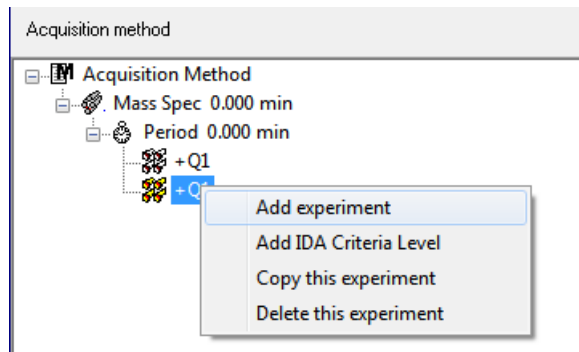

Une expérience est ajoutée en dessous de la dernière expérience de la période.

Remarque : Une expérience ne peut pas être ajoutée entre des expériences, des critères IDA ou des périodes. Les utilisateurs ne peuvent ajouter une expérience qu'à la fin de la période.

2. Dans l'onglet MS, sélectionnez les paramètres adéquats.

Ajouter une période

- Dans le panneau Acquisition Method (Méthode d'acquisition), cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Mass Spec**, puis cliquez sur **Add Period (Ajouter période)**.

Une période est ajoutée sous la dernière période créée.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser de périodes multiples dans une expérience IDA.

Copier une expérience dans une période

1. Ouvrir une méthode à périodes multiples.
2. Dans le volet Acquisition Method (Méthode d'acquisition), appuyez sur **Ctrl**, puis faites glisser l'expérience vers la période.

L'expérience est copiée sous la dernière expérience de la période.

Copier une expérience dans une période

Utiliser cette procédure pour ajouter les mêmes expériences ou similaires pour une période si la plupart ou la totalité des paramètres sont les mêmes.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur expérience puis cliquez sur **Copy this experiment (Copier cette expérience)**.

Une copie de l'expérience est ajoutée en dessous de la dernière expérience créée. Cela peut s'avérer utile lorsque la même expérience ou des expériences similaires sont ajoutées à une méthode d'acquisition.

Techniques de balayage

MS : dans les balayages MS, également dénommés balayages MS simples, les ions sont séparés en fonction de leur rapport masse sur charge (m/z). Un balayage MS simple peut être utilisé pour déterminer le poids moléculaire d'un composé. Le balayage MS simple peut également être considéré comme un balayage de référence. Le balayage MS ne fournit aucune information sur la composition chimique des ions autre que la masse. Effectuez des balayages MS/MS ou MS/MS/MS pour obtenir plus d'informations sur les ions.

MS/MS : les balayages MS/MS sont utilisés pour déterminer les espèces moléculaires.

- Pour les balayages MS/MS sur des instruments à triple quadripôles, la fragmentation des ions précurseurs se produit dans la cellule de collision.
- Pour les balayages MS/MS dans les systèmes QTRAP[®], la fragmentation de l'ion précurseur peut se produire dans la cellule de collision ou dans le piège à ions linéaire.

Quand une quantité suffisante d'énergie est utilisée, l'ion précurseur se fragmente pour produire des ions caractéristiques.

MS/MS/MS : les balayages MS/MS/MS du système (LIT) de piège à ions linéaire produisent une séquence de plus que les balayages MS/MS. Un fragment qui est produit dans la cellule de collision est fragmenté plus loin dans le piège à ions linéaire pour donner plus d'informations sur la structure moléculaire de l'ion.

Types de balayage en mode quadripôle

Les instruments à triple quadripôle possèdent des capacités de surveillance des réactions multiples (MRM) à haute sensibilité requises pour des expériences de quantification. En outre, ils possèdent des types de balayage spécifiques tels que les balayages à ion précurseur et à perte de neutre qui permettent une recherche avancée sur les composants des échantillons.

Q1 MS (Q1) : balayage complet avec le premier quadripôle (Q1). L'intensité d'ionisation est renvoyée pour chaque masse dans la plage du balayage.

Q1 Multiple Ions (Q1 MI) : type de balayage à largeur nulle avec le quadripôle Q1. L'intensité d'ionisation est renvoyée pour les masses spécifiées uniquement.

Q3 MS (Q3) : balayage complet avec le troisième quadripôle (Q3). L'intensité d'ionisation est renvoyée pour chaque masse dans la plage du balayage.

Q3 Multiple Ions (Q3 MI) : type de balayage à largeur nulle avec le quadripôle Q3. L'intensité d'ionisation est renvoyée pour les masses spécifiées uniquement.

MRM (MRM) : balayage MS/MS dans lequel un ion sélectionné par l'utilisateur passe par le quadripôle Q1, puis est fragmenté dans la cellule de collision Q2. Le quadripôle Q3 sélectionne ensuite l'ion fragment qui pénètre dans le détecteur. Ce mode de balayage est principalement utilisé pour la quantification.

Product Ion (MS2) : balayage MS/MS complet dans lequel le quadripôle Q1 est réglé de manière à transmettre un ion précurseur spécifique et le Q3 balaie une gamme de masses définie. Utilisé pour identifier tous les produits d'un ion précurseur particulier.

Instructions d'utilisation : méthodes d'acquisition

Precursor Ion (Prec) : balayage MS/MS où le quadripôle Q3 est réglé sur un rapport masse sur charge spécifié de manière à transmettre un ion produit spécifique et le quadripôle Q1 balaye une gamme de masses. Utilisé pour confirmer la présence d'un ion précurseur ou, plus couramment, pour identifier les composés partageant un ion produit commun.

Neutral Loss (NL) : balayage MS/MS dans lequel les quadripôles Q1 et Q3 balayent une gamme de masses, avec un écart d'une masse fixe. Une réponse est observée si l'ion choisi par le quadripôle Q1 se fragmente en perdant la perte de neutre (masse fixe) spécifiée. Utilisé pour confirmer la présence d'un ion précurseur ou, plus couramment, pour identifier les composés partageant une perte de neutre commune.

Types de balayage en mode LIT

Le balayage en mode LIT utilise le quadripôle Q3 comme piège à ions quadripolaire linéaire. Les ions sont piégés et stockés dans le quadripôle Q3 avant d'être analysés, ce qui donne une sensibilité accrue. De plus, l'analyse MS/MS/MS peut être effectuée dans le piège à ions quadripolaire linéaire, fournissant plus d'informations sur l'échantillon. Les types de balayage en mode LIT sont généralement utilisés pour des mesures qualitatives.

MS amélioré (EMS) : les ions sont balayés dans le quadripôle Q1 vers le piège à ions quadripolaire linéaire où ils sont collectés. Les ions sont balayés hors du quadripôle Q3 pour produire des spectres de type MS unique.

Enhanced Multi-Charge (EMC) : cette analyse est similaire au balayage EMS si ce n'est qu'avant le balayage des ions du piège à ions quadripolaire linéaire, pendant un certain délai, des ions à faible charge (principalement des ions à liaison simple) sont à même de s'échapper, par choix, du piège à ions quadripolaire linéaire. Lorsque les ions retenus sont balayés, la population d'ions à multiple charges est majoritaire dans le spectre qui en résulte.

Enhanced Product Ion (EPI) : Ce type de balayage est utilisé pour obtenir un spectre de haute qualité MS/MS sur un ion spécifique. La fragmentation se fait dans la cellule de collision Q2 et fournit ainsi le spectre MS/MS riche en informations typique de la fragmentation par dissociation après collision (CAD). Dans ce mode de balayage, l'ion précurseur à fragmenter est sélectionné d'abord dans le quadripôle Q1 avec une fourchette de masse de 1 à 4 Da, les autres ions étant filtrés. L'ion précurseur est fragmenté par les gaz CAD dans la cellule de collision Q2. Les ions fragmentés générés sont capturés dans la trappe à ions linéaire puis balayés à l'une des trois vitesses de balayage en fonction de la résolution de l'ion.

Pour des expériences IDA, le champ **Product Of** est défini à 30 Da par défaut et cette valeur ne doit pas être changée.

Enhanced Resolution (ER) : ce balayage est similaire au balayage EMS si ce n'est qu'une petite masse de 30 Da autour de la masse du précurseur est balayée hors du piège à ions quadripolaire linéaire à la plus faible vitesse de balayage pour produire une fenêtre étroite de la meilleure résolution du spectre.

MS/MS/MS (MS3) : un ion précurseur est sélectionné par le quadripôle Q1 et fragmenté avec une dissociation après collision dans la cellule de collision Q2. Les ions produits en résultant sont tous transmis à la trappe à ions linéaire où un ion simple est produit puis isolé. L'ion isolé est davantage fragmenté dans la trappe à linéaire et l'ion qui en résulte est balayé hors de cette trappe à l'une des trois vitesses de balayage. Comme avec n'importe quelle technique de dissociation après collision (CID) intégrée au piège, il y a une limite inférieure de masse lors de la seconde étape du MS/MS du fait de l'obligation d'avoir un fragment avec la masse la plus basse et un précurseur simultanément stable dans le piège. Pour les systèmes QTRAP[®], ceci entraîne une perte d'ions inférieure à 28 % de la masse de l'ion précurseur durant les expériences MS3. Ce phénomène est souvent appelé la règle du tiers en moins.

À propos de l'acquisition de données spectrales

Les données spectrales peuvent être acquises selon l'un des modes décrits dans le [Tableau 8-1](#).

Tableau 8-1 Données spectrales

Mode	Description
Profil	La valeur par défaut est 0,1 Da. Le profil des données est constitué de données générées par le spectromètre de masse et correspond à l'intensité enregistrée sur une série de valeurs de masse discrète espacées uniformément. Par exemple, pour une plage de masses de 100 Da à 200 Da avec un incrément de 0,1 Da, le spectromètre de masse balaye de 99,95 à 100,05 (enregistrée en tant que valeur 100), de 100,05 à 101,05 (enregistrée en tant que valeur 101)... 199,95 à 200,05 (enregistrée en tant que valeur 200).
Saut de pic ou peak hopping	La valeur par défaut est 1,0 Da. Le peak hopping est un mode de fonctionnement d'un spectromètre de masse avec de larges incréments (environ 1 Da). Ce mode a l'avantage de la rapidité (moins d'étapes de données), mais avec une perte de l'information sur la forme du pic.
Centroïde	Le spectromètre de masse balaye en mode Profil, mais crée un centroïde des données, remplaçant le pic trouvé avec le centre de gravité pondéré par l'intensité de chaque pic. Les données centroïdes ont l'avantage de réduire sensiblement la taille du fichier. L'inconvénient est que l'information sur la forme du pic est perdue et, si des données ont été recueillies en tant que centroïde elle ne peuvent pas être modifiées. Nous recommandons l'utilisation d'un mode Profil et la création d'un centroïde des données après l'acquisition.

Instructions d'utilisation : analyse et traitement des données quantitatives

9

Cette section décrit comment utiliser le logiciel Analyst[®] pour analyser et traiter des données quantitatives. Il est également possible de traiter les données à l'aide du logiciel MultiQuant[™]. Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel MultiQuant[™] pour quantifier des données. Consultez la documentation fournie avec le logiciel MultiQuant[™].

Utilisez les exemples de fichiers trouvés dans le dossier Exemple pour apprendre à sélectionner des échantillons pour une quantification, des requêtes préétablies et créer un tableau spécifique de celles-ci, comment analyser les données acquises. Pour plus d'informations sur les rubriques suivantes, reportez-vous au *guide de l'utilisateur expert*.

- Tracés métriques
- Mise en page d'un tableau des résultats

Analyse quantitative

L'analyse quantitative est utilisée pour trouver la concentration d'une substance particulière dans un échantillon. En analysant un échantillon inconnu et en le comparant à d'autres échantillons contenant la même substance de concentrations connues (standard), le logiciel peut calculer la concentration de l'échantillon inconnu. Le processus implique la création d'une courbe d'étalonnage en utilisant les standards, puis en calculant la concentration de l'échantillon inconnu. Les concentrations calculées de chaque échantillon sont ensuite disponibles dans un tableau de résultats.

Méthodes de quantification

La méthode de quantification est un ensemble de paramètres utilisés pour générer les pics dans un échantillon. La méthode de quantification peut inclure des paramètres utilisés pour localiser et intégrer des pics, générer des courbes standard et calculer les concentrations inconnues. Une méthode de quantification précédemment enregistrée peut être sélectionnée à partir du menu Quantification dans le lot. L'utilisateur peut créer une méthode de quantification avant l'acquisition de données, puis appliquer la méthode à des données chiffrées automatiquement une fois le groupe terminé. Sinon, une méthode de quantification peut être créée et utilisée post-acquisition.

Trois outils peuvent être utilisés pour créer une méthode de quantification : Assistant Quantification, Créer une méthode de quantification et Quantification rapide.

Assistant de quantification

Avec l'assistant de quantification, un tableau de résultats est créé en même temps que la méthode de quantification. Par ailleurs, la méthode de quantification existante peut être utilisée pour quantifier différents ensembles de données.

Construire une méthode de quantification

La fonctionnalité Build Quantitation Method (Créer une méthode de quantification) ne permet pas de générer un tableau de résultats de quantification bien que la méthode puisse être utilisée par la suite dans le Quantitation Wizard (Assistant de quantification) pour créer un tableau de résultats. L'outil Build Quantitation Method peut aussi servir à modifier des méthodes de quantification existantes. C'est la façon la plus souple de créer une méthode de quantification. Consultez [Créer une méthode avec l'éditeur de méthode de quantification à la page 96](#).

Quantification rapide

Quick Quant n'est pas recommandé pour la quantification des résultats.

Quick Quant fait partie de Batch Editor. Utilisez Quick Quant pour ajouter des concentrations de composés avant l'acquisition de données. Puisqu'aucun échantillon n'a été acquis, il est impossible de sélectionner un échantillon représentatif ou de vérifier des pics. Avec ce processus, seuls les composants de la méthode sont définis.

Pour utiliser une méthode de quantification précédemment enregistrée, sélectionnez-la depuis le menu Quantitation dans le lot. Pour consulter les instructions de création d'un lot, voir [Créer et soumettre un lot à la page 139](#)

À propos des tableaux de résultats

Les tableaux de résultats récapitulent la concentration calculée d'un analyte dans chaque échantillon inconnu d'après la courbe d'étalonnage. Les tableaux de résultats comprennent également les courbes d'étalonnage ainsi que les statistiques des résultats. L'utilisateur peut personnaliser les tableaux de résultats et les afficher dans différentes dispositions.

Les données à partir d'un tableau de résultats peuvent être exportées vers un fichier .txt pour les utiliser dans d'autres applications comme Microsoft Excel. L'utilisateur peut également exporter les données dans le tableau ou dans les colonnes visibles.

Méthodes de quantification et tableaux de résultats

Pour les procédures suivantes, utilisez les données de l'échantillon installées dans le dossier Example. Le dossier **Triple Quad** contient les fichiers de données, Mix_Batch_1 et Mix_Batch_2. Ces fichiers d'échantillons sont utilisés pour démontrer l'utilité de ces tracés métriques pour isoler les échantillons difficiles. Les ions analysés ont été la réserpine (609,3 /195,0), le minoxidil (210,2 /164,2), le tolbutamide (271,1 /91,1) et la rescinnamine (635,3 /221,2), qui est le standard interne. Mix_Batch_1 ne contient aucune erreur en termes de préparation d'échantillon, tandis que Mix_Batch_2 contient un échantillon QC dans lequel le standard interne a été ajouté deux fois (échantillon QC2).

Créer une méthode avec l'éditeur de méthode de quantification

Conditions préalables

- Sélectionnez le projet contenant les données à quantifier.
- [Basculer entre les projets et sous-projets à la page 66](#)

1. Veillez à bien sélectionner le dossier **Example**.
2. Dans la barre de navigation, sous **Quantitate**, double-cliquez sur **Build Quantification Method**.

La boîte de dialogue **Select Sample** (Sélectionner un échantillon) s'ouvre.

3. Dans la liste **Data Files** (Fichiers de données), double cliquez sur le dossier **Triple Quad**.
4. Sélectionnez **Mix_Batch_2. wiff**.

Les échantillons présents dans le fichier de données sélectionné sont affichés dans la liste **Samples** (Échantillons).

Remarque : Si le champ **Compound ID** (ID du composé) a été rempli pour les échantillons et les standards internes dans la méthode d'acquisition, puis dans le tableau **Internal Standards** (Standards internes), lorsqu'une valeur est sélectionnée dans le champ **Q1/Q3**, le champ **Name** (Nom) est automatiquement renseigné.

5. Sélectionnez un échantillon présentant un signal détectable pour sélectionner les paramètres d'intégration adaptés à la totalité du lot, puis cliquez sur **OK**.
6. Dans le tableau **Internal Standards**, sélectionnez **rescinnamine** dans la colonne **Name**. Dans la colonne **Q1/Q3**, sélectionnez **635.3/221.2**.
7. Dans les tableaux **d'analyte** faire ce qui suit :
 - a. Dans la colonne **Name**, sélectionnez **minoxidol** pour les masses de la colonne **Q1/Q3** de **210.2/164.188**, **tolbutamide** pour **271.3/91.146** et **reserpine** pour **609.4/195.039**.
 - b. Dans la colonne **Internal Standard**, depuis la liste, sélectionnez **rescinnamine** comme standard interne à associer à chaque analyte.
 - c. Supprimez **635.4/221.185** de la colonne **Q1/Q3** dans le tableau **Analytes**.

Remarque : Si le champ d'identification du composé a été rempli pour les échantillons et les standards internes dans la méthode d'acquisition puis dans le tableau des analytes, le champ Nom et celui de Q1/Q3 sont automatiquement renseignés.

8. Cliquez sur **Intégration**.

Les paramètres d'intégration prédéfinis sont adaptés à la plupart des pics.

9. Si l'intégration n'est pas adaptée, modifiez l'algorithme. Consultez [Pics intégrés manuellement à la page 107](#).
10. Cliquez sur **Afficher ou Masquer les paramètres** pour afficher les algorithmes d'intégration.
11. Cliquez sur **Calibration**.

Les paramètres prédéfinis sont adaptés à ces échantillons. L'utilisateur peut modifier l'ajustement, la pondération et le paramètre de régression selon les applications spécifiques.

12. Enregistrer la méthode de quantification.

La nouvelle méthode peut être utilisée à la création d'un lot dans Batch Editor (Éditeur de lots) ou lorsque le Quantitation Wizard (Assistant à la quantification) est utilisé pour générer un Results Table (Tableau de résultats).

Conseil ! La méthode de quantification ne peut être utilisée dans le projet en cours à moins qu'elle ne soit copiée vers un autre projet. Pour ce faire, cliquez sur **Tools > Project > Copy Data**. Pour être disponible, tout nouveau projet doit d'abord être créé et sélectionné.

Créer un tableau de résultats en utilisant l'assistant de quantification

Conditions préalables

- Sélectionnez le projet contenant les données à quantifier.
- [Basculer entre les projets et sous-projets à la page 66](#)

1. Dans la barre de navigation, sous **Quantitate**, double-cliquez sur **Quantitation Wizard**.

La page Create Quantitation Set - Select Samples (Création d'un ensemble de quantification : sélection des échantillons) s'ouvre.

2. Double cliquez sur le dossier **Triple Quad** dans la liste **Available Data Files** (fichiers de données disponibles).
3. Sélectionnez **Mix_batch_2. wiff**.
4. Cliquez sur **Add All** (ajoutez tout).

Remarque : Nous recommandons aux utilisateurs de ne pas traiter ou rapporter les résultats des échantillons dont l'acquisition s'est arrêtée anormalement ou de façon imprévue.

5. Cliquez sur **Next**.

La page Create Quantitation Set - Select Settings & Query s'ouvre.

6. Cliquez sur **Select Existing: Query** (sélection existante : requête) dans la section **Default Query** (requête par défaut).

- Sélectionnez **Accuracy 15%** (précision 15 %) à partir de la liste **Query** (requête).

Remarque : Pour créer une requête en même temps, consultez [Créer une requête standard \(Facultatif\) à la page 98](#)

Remarque : L'utilisateur est responsable de l'évaluation et de la validation de la requête à utiliser pour les différentes applications.

- Cliquez sur **Next**.

La page Create Quantitation Set - Select Method (Création d'un ensemble de quantification : sélectionner la méthode) s'ouvre.

- Cliquez sur **Choose Existing Method** (Choisir méthode existante).
- Sélectionnez **PK Data_Mix.qmf** à partir de la liste **Method** (méthode).
- Cliquer sur **Finish**.

Le Results Table (tableau de résultats) s'ouvre.

Conseil ! Pour ajouter ou enlever des échantillons dans le Results Table, cliquez sur **Tools > Results Table > Add/Remove Samples**.

- Examinez le type d'échantillon, la concentration réelle, l'intégration des pics, les courbes d'étalonnage, le volet de statistiques, le tracé métrique pour le standard interne et les autres informations relatives à la quantification des données.
- Enregistrer le tableau de résultats.

Remarque : Nous recommandons aux utilisateurs de ne pas modifier les noms des fichiers de données (.wiff) si un tableau de résultats comprend des échantillons de ces fichiers.

Conseil ! Vous pouvez créer des rapports sous le bon format à partir d'un tableau de résultats en utilisant le logiciel Reporter. Si un modèle Reporter contenant une requête est utilisé, nous recommandons à l'utilisateur de valider les résultats. Consultez [Logiciel Reporter à la page 133](#).

Créer une requête standard (Facultatif)

Les utilisateurs avancés peuvent créer une requête et une requête standard de nombreuses façons. L'exemple suivant en est une. Pour plus d'informations sur la création de requêtes, reportez-vous à la rubrique Aide.

- Dans la barre de navigation, sous **Quantitate**, double-cliquez sur **Quantitation Wizard**.
- Sélectionnez les échantillons dans la page Create Quantitation Set - Select Samples (créer un lot de quantification : sélectionner les échantillons).
- Cliquez sur **Next (Suivant)**.

4. Dans la page Select Settings & Query (Sélectionnez Paramètres & Requêtes), dans la **Default Query (Requête par défaut)**, sélectionnez **Create New Standard Query (Créer une nouvelle requête Standard)**.
5. Tapez un nom de requête.

Figure 9-1 Page Create Quantitation Set — Select Settings & Query

Create Quantitation Set - Select Settings & Query

Please select the settings for the new results table and the default query (if any). Integration Algorithm: IntelliQuan

Settings to Use: Default

Default Query

None

Select Existing:

Query: Accuracy 15% Execute Query as Standard Query

Create New Standard Query

Name:

< Back Next > Finish Cancel Help

6. Cliquez sur **Next**.

Figure 9-2 Page Create Quantitation Set — Create Default Query

Please specify the concentrations/sample names and the corresponding allowed accuracy variations (in percent). You can leave any of the "variation" fields empty as desired.

Maximum Allowed Accuracy Variation for QCs (%) Maximum Allowed Accuracy Variation for Standards (%)

Concentration	Max. Variation
4.000000	
40.000000	
400.000000	
4000.000000	
12000.000000	


Concentration	Max. Variation
0.120000	
0.240000	
0.490000	
0.980000	
1.950000	
3.910000	
7.810000	
15.630000	
31.250000	
62.500000	
125.000000	

Query By Name

< Back Next > Finish Cancel Help

7. Dans le tableau **Maximum Allowed Accuracy Variation for QCs (%) (Variation maximum de précision autorisée pour QCs (%))** dans **Max. Variation** (Variation max.), tapez le pourcentage de variation maximal possible pour chaque QC (par exemple, 5 est $\pm 5\%$) sur la même ligne que la concentration correspondante. Si les concentrations n'ont pas été définies au cours de l'acquisition, elles ne sont pas affichées ici. Dans ce cas, saisissez-les dans la colonne **Concentration** (Concentration).
8. Dans le tableau **Variation maximum de précision autorisée pour Standard (%)** dans **Max. Variation** (Variation max.), tapez le pourcentage de variation maximal possible pour chaque standard (par exemple, 10 est $\pm 10\%$) sur la même ligne que la concentration correspondante. Si les concentrations n'ont pas été définies au cours de l'acquisition, elles ne sont pas affichées ici. Tapez les concentrations dans la colonne **Concentration** (Concentration).
9. Cliquez sur **Next**.

Figure 9-3 Page Create Quantitation Set — Select Method

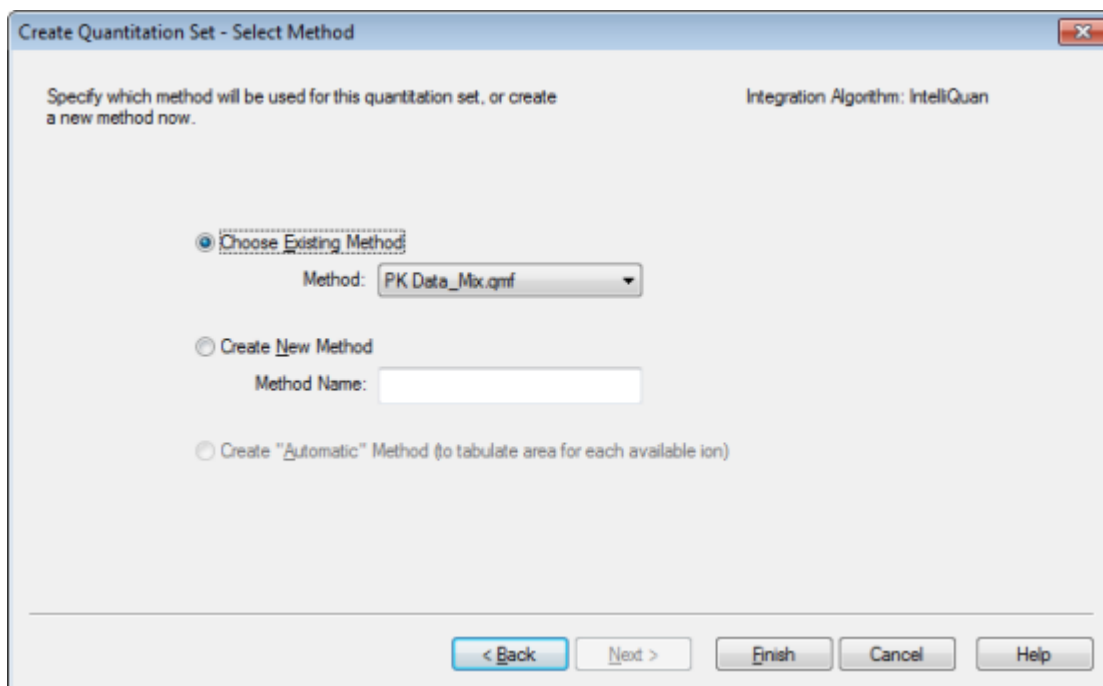

10. Sélectionnez ou créez une méthode.

11. Cliquez sur **Terminer**.

La requête est utilisée comme une requête standard. Les résultats de la requête apparaissent sous la forme d'une entrée Pass ou Fail dans la colonne **Standard Query Status** du tableau de résultats.

Conseil ! Pour retourner à la vue générale, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Full**.

Menu contextuel Results Table

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Results Table pour accéder aux options indiquées dans le [Tableau 9-1](#).

Tableau 9-1 Menu contextuel Results Table

Menu	Fonction
Plein	Affiche toutes les colonnes.
Résumé	Affiche des colonnes spécifiques.
Analyte	Montre une analyte spécifique.
Groupe d'analyte	Crée un groupe d'analyte.

Tableau 9-1 Menu contextuel Results Table (Suite)

Menu	Fonction
Type d'échantillon	Montre les échantillons d'un type spécifique ou tous les échantillons.
Ajouter colonne de formule	Ajoute une colonne formule. Si une colonne de formule est utilisée, il est recommandé à l'utilisateur de valider les résultats.
Paramètres du tableau	Édite ou sélectionne les paramètres d'un tableau.
Requête	Crée ou sélectionne une requête.
Trier	Crée un tri simple ou par index.
Tracés métriques	Crée un tracé métrique.
Supprimer fenêtre	Supprime la fenêtre active.
Remplir vers le bas	Copie les mêmes données dans les cellules sélectionnées.
Ajouter Colonne personnalisée	Ajoute une colonne personnalisée.
Supprimer Colonne personnalisée	Supprime la colonne personnalisée sélectionnée.

Réexamen des pics et intégration manuelle des pics

Utilisez l'examen des pics pour étudier les pics que le logiciel a identifiés, puis redéfinissez le pic ou les points de début et de fin si nécessaire.

Après l'identification des analytes et des standard internes que le logiciel doit trouver, il recherche les pics dans les échantillons. Quand il identifie un pic apparaissent les chromatogrammes pour chaque analyte et standard interne dans Créer Méthode de quantification: Définir intégration dans la page de l'Assistant Standard ou sur l'onglet Intégration de l'Éditeur complet de méthode. L'utilisateur peut confirmer les pics trouvés ou modifier la méthode pour mieux les définir. Nous recommandons aux utilisateurs de revoir manuellement l'ensemble des résultats d'intégration.

Examen des pics

Pendant l'examen des pics, l'utilisateur peut vouloir en afficher un dans son intégralité ou revoir le niveau de référence pour savoir dans quelle mesure le logiciel a bien trouvé les points de début et de fin de ce pic. Utilisez la fonction d'agrandissement automatique pour faire l'un ou l'autre.

Instructions d'utilisation : analyse et traitement des données quantitatives

Pour aider le logiciel à trouver un pic, définir ses points de début et de fin exacts et ceux de l'arrière-plan manuellement. Ces modifications s'appliquent uniquement à un pic à moins que la méthode globale n'ait été mise à jour.


Remarque : Nous recommandons que les résultats intégrés manuellement soient validés.

Conseil ! Pour examiner un pic individuel, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un point de la courbe, puis cliquez sur **Show Peak**. Le logiciel ouvre la fenêtre Peak Review avec le pic sélectionné.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Results Table**, puis cliquez sur **Analyte**.
2. Sélectionnez un analyte.
3. Cliquez sur **Tools > Peak Review > Pane**.


Les pics sont affichés sous le **Results Table** avec seulement celles figurant dans le Results Table.

Figure 9-4 Examen des pics

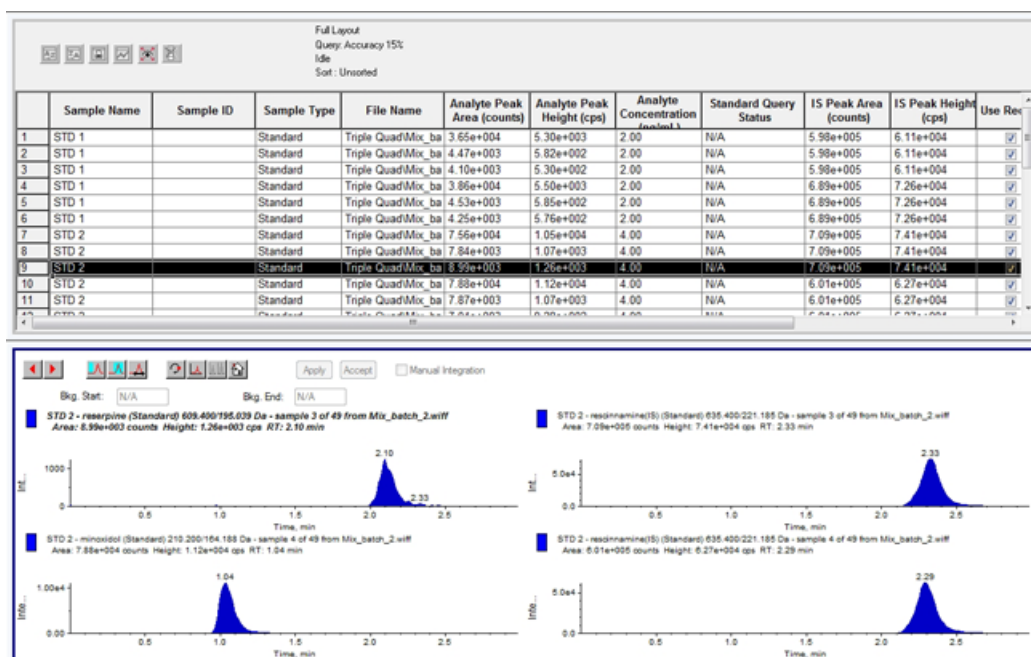

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre puis sur **Options**.
5. Dans **Options Examen des pics**, dans la section **Apparence**, changer **Num. lignes** à 1 et **Num. colonnes** à 2.
6. Dans la section **Automatic Zooming (Zoom automatique)**, cliquez sur Zoom avant axe Y à : **100 % de la plus grande pic** pour faire apparaître toute la pic.

Figure 9-5 Boîte de dialogue Peak Review Options

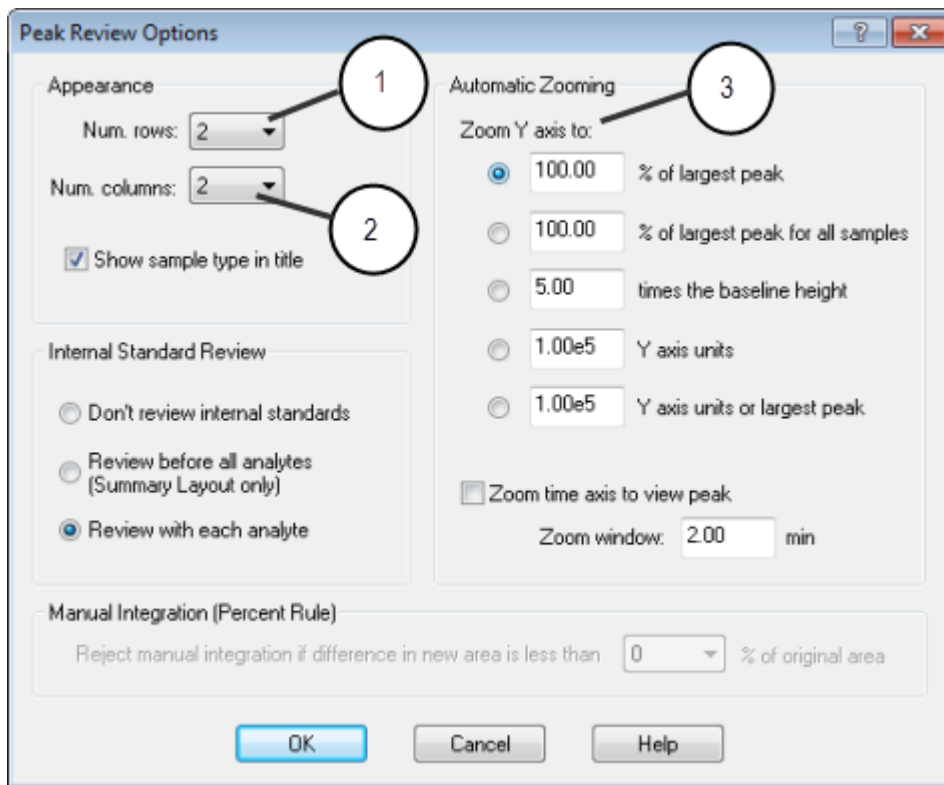

Element	Définition
1	Nombre de lignes
2	Nombre de colonnes
3	Zoom Y-axis to 100% of largest peak pour afficher tout le pic

7. Cliquez sur **OK**.
8. Pour se déplacer à travers les pics, cliquez sur la flèche droite. Voir [Figure 9-6](#) et [Figure 9-7](#) à la page 105.
9. Aller à la deuxième injection de standard 3.

Dans cet exemple, le pic peut être intégré plus près de la ligne de base en sélectionnant l'option **Specify Parameters** (Paramètres spécifiques).

Conseil ! Pour accéder à un pic spécifique dans le volet Peak Review, sélectionnez la ligne correspondante dans Results Table.

Figure 9-6 Volet Peak Review


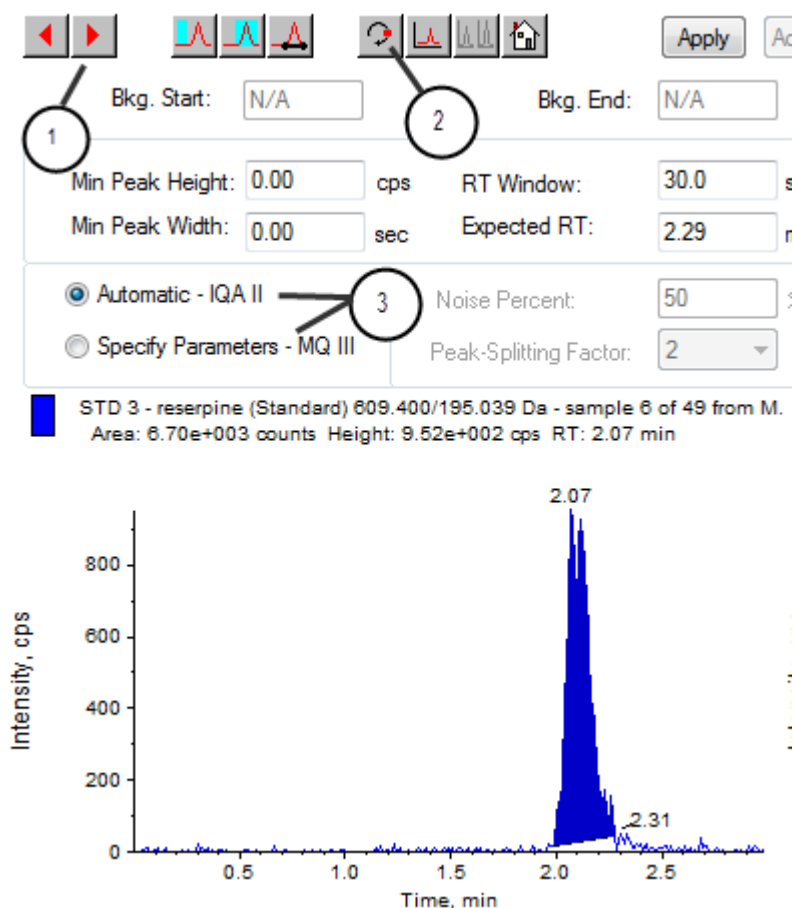


Figure 9-7 Volet Peak Review

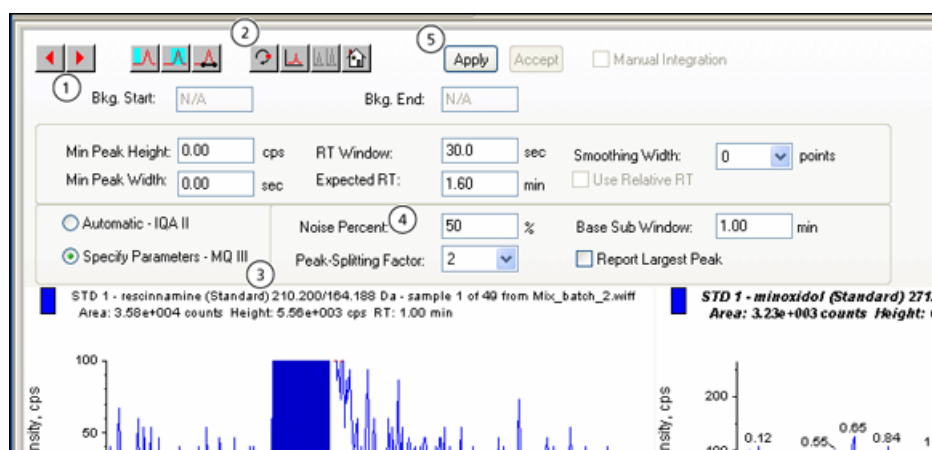

Instructions d'utilisation : analyse et traitement des données quantitatives

Element	Définition
1	Flèches : cliquez pour vous déplacer à travers les pics.
2	Affichez ou masquez les paramètres : cliquez sur cette option pour afficher les paramètres d'intégration.
3	Paramètres d'intégration : cliquez sur cette option pour modifier les paramètres.
4	Pourcentage de bruit : saisir un pourcentage de bruit.
5	Appliquer : cliquer pour intégrer les paramètres.

10. Cliquez sur Afficher ou **masquer les paramètres** deux fois.

11. Cliquez sur **Définir les paramètres -MQ III**.

12. Modifier la valeur **Pourcentage de bruit**.

13. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.


La pic est intégrée plus près de la ligne de base.

14. Si la modification n'améliore pas l'intégration des pics, alors régler **% de bruit** jusqu'à ce que la valeur optimale soit atteinte.

Remarque : La fonction **Update Method** ne met à jour que les valeurs de l'algorithme pour cet analyte spécifique (ou ces standard internes) et non pas pour tous les analytes.

15. Pour mettre à jour l'algorithme pour toutes pics, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre puis cliquez sur **Mise à jour de la méthode**.

Figure 9-8 Mise à jour de la méthode

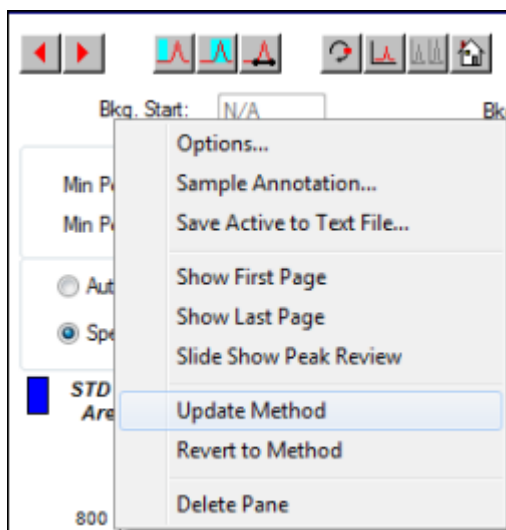

Pics intégrés manuellement

L'intégration manuelle des pics doit être effectuée en dernier lieu, afin de limiter la variabilité d'une personne à l'autre. Intégrez manuellement les pics seulement si tous les pics n'ont pas été trouvés après le réglage et la mise à jour des paramètres de l'algorithme. Nous recommandons aux utilisateurs de valider les résultats pour déterminer si l'intégration manuelle est acceptable pour les applications spécifiques.

Remarque : Les pics intégrés manuellement ou les cas où l'algorithme n'a été modifié que pour ce pic sont identifiés dans la colonne Record Modified (Enregistrement modifié) du tableau des résultats, comme les pics comportant, pour un échantillon, des modifications de paramètres de l'algorithme qui n'ont pas été appliquées à tout le groupe d'analytes.


1. Dans **Peak review (Examen de pic)**, cliquez sur **Manual Integration Mode (Mode d'intégration manuel)**.

Figure 9-9 Volet Peak Review : Intégration manuelle



2. Effectuer un zoom avant sur les 10% bas du pic.

Figure 9-10 Volet Peak Review : effectuez un zoom avant sur un pic

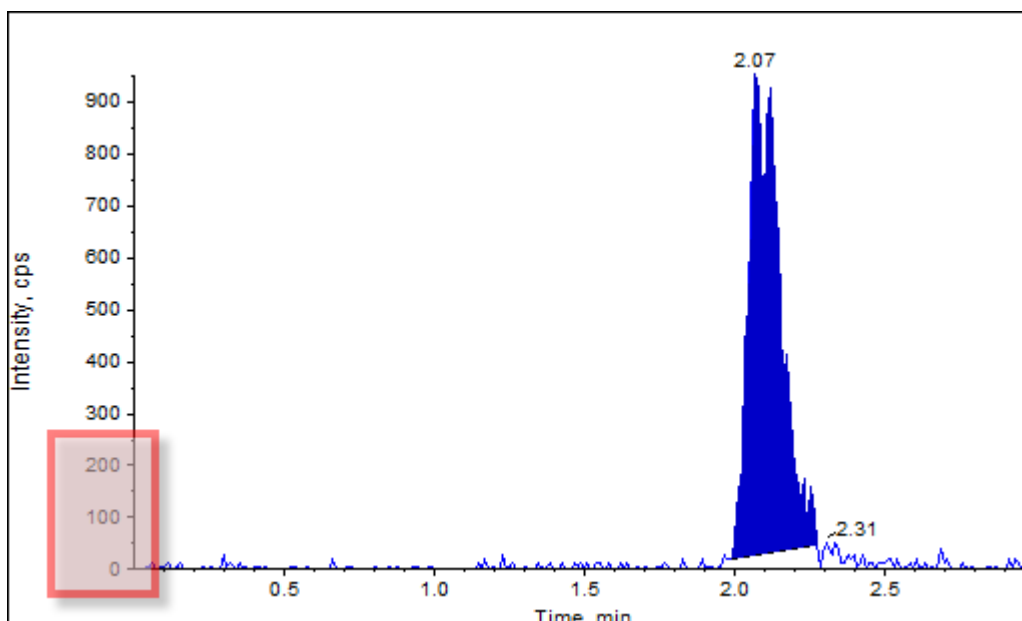

Instructions d'utilisation : analyse et traitement des données quantitatives

3. Déplacez la croix à l'endroit où vous souhaitez définir le début du pic, puis faites glisser la croix jusqu'à l'endroit où vous souhaitez définir la fin du pic.

Le logiciel ombrage la zone délimitée à la base et côtés du pic. Les paramètres du pic sont gris quand ils ne sont plus applicables, car la pic a été dessinée manuellement.

4. Effectuer l'une des opérations suivantes :

- Pour que ce changement soit définitif, cliquez sur **Accept (Accepter)**.
- Pour annuler les modifications, effacer **Intégration manuelle** dans la fenêtre.

Conseil ! Si un pic a été préalablement sélectionné comme valide, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pic puis cliquez sur **Revert to Method**.

Menu contextuel Peak Review

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre ou le volet **Peak Review** pour accéder aux options indiquées dans le [Tableau 9-2](#).

Tableau 9-2 Menu contextuel Peak Review

Menu	Fonction
Options	Ouvrir la boîte de dialogue Peak Review Options (Options d'examen des pics)
Annotation échantillon	Ouvre la boîte de dialogue Sample Annotation (Annotation échantillon)
Enregistrer Actif dans un fichier texte	Enregistre le pic sélectionné dans un fichier texte.
Affiche la première page	Va au premier échantillon.
Affiche la dernière page	Va au dernier échantillon.
Diaporama examen de pic	Ouvre le diaporama.
Méthode de mise à jour	Mises à jour de l'algorithme pour tous les pics
Revenir à la méthode	Sélectionne un nouveau pic à partir de la méthode de quantification actuelle.
Supprimer fenêtre	Supprime la fenêtre active.

Courbes d'étalonnage

Utilisez les courbes d'étalonnage pour trouver la concentration calculée d'échantillons, y compris les échantillons de contrôle qualité (CQ). Les échantillons CQ sont ajoutés à un groupe pour estimer la qualité des données et la précision des standards dans le lot. Les échantillons CQ sont connus comme concentrations d'analyte, mais sont traités comme ne l'étant pas pour comparer les concentrations mesurées aux valeurs réelles.

La courbe d'étalonnage est générée par le tracé de la concentration du standard par rapport à la superficie ou la hauteur. Si vous utilisez un standard interne, le ratio de la concentration standard, ou des standard internes, comparé au ratio de la hauteur ou de la surface de pic standard à la hauteur ou la surface du pic des standard internes est tracé. La superficie ou la hauteur d'un échantillon est ensuite appliquée à cette courbe pour trouver la concentration de l'échantillon, comme indiqué dans le tableau de résultats. Une équation de régression est générée par cette courbe d'étalonnage en fonction de la régression qui a été spécifié. L'équation de régression est utilisée pour calculer la concentration des échantillons inconnus.

Affichage des courbes d'étalonnage

L'utilisateur peut afficher la courbe d'étalonnage et modifier les options de régression dans un tableau de résultats. Si deux ou plusieurs tableaux de résultats sont ouverts, les courbes d'étalonnage peuvent alors être superposées. Pour superposer des courbes, la méthode utilisée pour créer les tableaux doit être la même.


Tracer la courbe d'étalonnage pour voir la courbe de régression. Le champ de la concentration calculée dans le tableau de résultats reflète les modifications résultant de l'ajustement de la courbe aux points des standards.

Remarque : Cette option est disponible uniquement lorsque le tableau de résultats est ouvert dans l'espace de travail.

1. Ouvrir un tableau de résultats.
2. Cliquez sur **Tools > Calibration > Pane**.

Le volet de la courbe d'étalonnage s'ouvre.


Figure 9-11 Courbe d'étalonnage

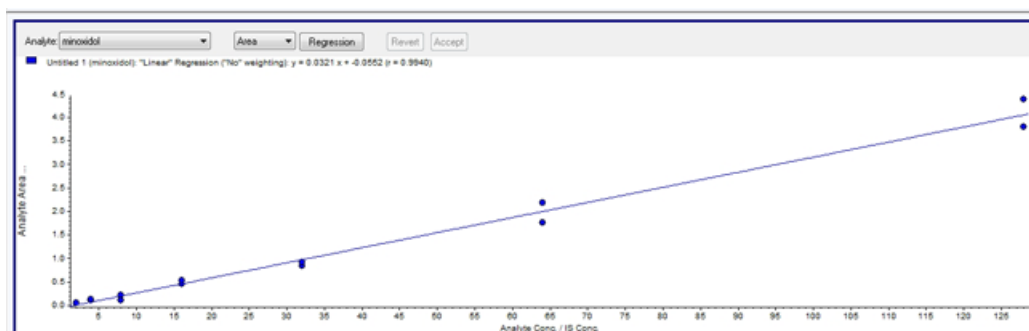

3. Si il y a plus d'un analyte, alors suivre les étapes suivantes pour afficher la courbe d'étalonnage pour un autre analyte :
 - a. À partir de la liste **Analyte** sélectionnez un analyte.

- b. Si demandé, sélectionnez dans la liste suivante **Area** ou **Height**.
4. Pour modifier les options de régression pour la courbe d'étalonnage, procéder de la manière suivante :
 - a. Cliquez sur **Régression**.

Figure 9-12 Boîte de Dialogue Regression Options

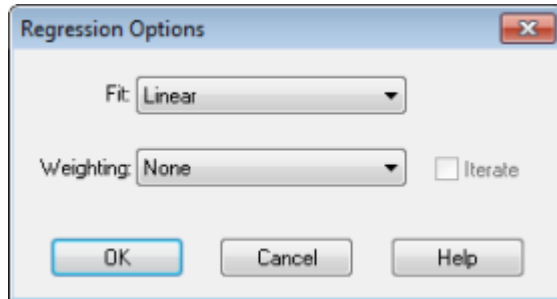

- b. Sélectionnez **Linear** (linéaire) dans la liste **Fit** (ajustement).
- c. Sélectionnez **1 / x** dans la liste **Weighting** (pondération).
- d. Cliquez sur **OK**.

La courbe d'étalonnage s'ouvre. L'utilisateur peut consulter les pics individuellement sur la courbe ou exclure des points de la courbe pour obtenir une meilleure courbe.


5. Si nécessaire, répétez ces étapes pour créer une courbe plus appropriée.
6. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Accepter**.

Courbes d'étalonnage superposées

Conseil ! Pour examiner la courbe d'un tableau plus attentivement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la courbe, puis cliquez sur **Active Plot**. Sélectionnez la courbe à tracer par dessus.

1. Avec deux ou plusieurs Results Tables (Tableaux de résultats) ouverts, affichez une courbe d'étalonnage pour chacun des tableaux.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la courbe d'étalonnage et cliquez sur **Superposer**.

Figure 9-13 Boîte de dialogue Overlay

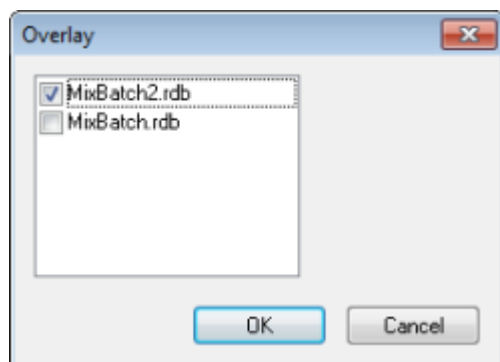

3. Sélectionnez les tableaux à superposer avec la courbe actuelle.
4. Cliquez sur **OK**.

Le logiciel trace les courbes de tous les tableaux sélectionnés sur le même graphique.

Menu contextuel Calibration Curve

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre ou le volet Calibration pour accéder aux options décrites dans [Tableau 9-3](#).

Tableau 9-3 Menu contextuel Calibration Curve

Menu	Fonction
Exclure (Inclure)	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le point et cliquez sur Exclure pour exclure le point de la courbe. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Inclure (Inclure) pour inclure le point.
Exclure tous les analytes (inclure tous les analytes)	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Exclure tous les analytes pour exclure tous les analytes de la courbe. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Inclure tous les analytes pour les inclure.
Afficher Pic	Passé en revue un pic individuel.
Superposition	Superpositions de deux graphiques.
Tracé actif	Détermine quel tracé est actif.
Légende	Affiche la légende du graphique.
Échelle logarithmique Abscisse X *	Utilise une échelle logarithmique pour l'axe des abscisses.
Échelle logarithmique Ordonnée Y	Utilise une échelle logarithmique pour l'axe des ordonnées.
Supprimer fenêtre	Supprime la fenêtre active.

Tableau 9-3 Menu contextuel Calibration Curve (Suite)

Menu	Fonction
Graphique Accueil	Remet à l'échelle d'origine le graphique
* Une échelle logarithmique organise les points de données en présentation plus pratique pour que l'effet de tous les points puisse être contrôlé simultanément. Pour cet affichage, sélectionnez Log Scale Y Axis , versus Log Scale X , et pas uniquement sur un seul axe.	

Statistique d'échantillon

Utilisez la fenêtre Statistics pour afficher les statistiques des échantillons, généralement pour les standards et les CQ. Les données de chaque lot disponible dans le tableau de résultats s'ouvrent sous la forme d'un tableau dans la grille et une ligne de données est affichée pour chaque concentration standard ou CQ.

Afficher les statistiques pour les standards et les CQ

Lors de l'affichage de plus d'un **Results Table** (Tableau de résultats), des informations statistiques sur les standard et les CQ de lots supplémentaires dans la fenêtre **Statistics** (Statistiques) peuvent être obtenues. Ceci facilite la comparaison des résultats entre les lots et l'identification des tendances dans les standards ou les CQ.

1. Ouvrez un Results Table (tableau de résultats).
2. Cliquer sur **Tools > Statistics**.
3. Sélectionnez **Concentration** (concentration) dans la liste **Statistics Metric** (métrique Statistiques).
4. Sélectionnez un analyte dans le champ **Analyte Name** (nom d'analyte).
5. Sélectionnez **Standard** (standard) dans le champ **Sample Type** (type d'échantillon).

Les résultats s'affichent.

6. Regardez les colonnes **%CV** et **Accuracy (Précision)**.

La colonne **%CV** indique le coefficient de variance entre les mesures d'un paramètre unique, par exemple la surface. La colonne **Accuracy** (Précision) indique la proximité entre le point du tracé et la valeur interpolée.

7. Si nécessaire, sélectionnez la case à cocher **Display Low/High values** (Affichage des valeurs haute/basse), puis examinez les valeurs **Low** (Basse), **High** (Haute) et **Mean** (Moyenne) pour chaque ligne de la grille. Chaque ligne représente les standard qui ont le même niveau de concentration.
8. Sélectionnez un autre analyte.

Les résultats s'affichent par analyte.

9. Pour vérifier les variations **Quality Control** (Contrôle qualité) à un même niveau de concentration, sélectionnez **QC** (CQ) dans le champ **Sample Type** (Type d'échantillon).

Comparer les résultats entre les lots

Lorsque plusieurs tableaux de résultats sont affichés, obtenir des informations statistiques sur les standards et les CQ pour des lots supplémentaires dans la fenêtre Statistics. Normalement, les résultats sont comparés entre les lots pour rechercher des tendances dans les standards ou les CQ ou pour vérifier que la méthode est valide.

Pour deux ou plusieurs tableaux de résultats ouverts, comparer les résultats dans la fenêtre Statistics. Les deux ensembles de statistiques sont affichés dans la fenêtre Statistics.

Le chiffre des analytes et leurs noms doivent être les mêmes pour les données qui doivent être combinées dans le volet Statistics (Statistiques).

1. Ouvrez un Results Table (tableau de résultats).
2. Cliquer sur **Tools > Statistics**.
3. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour organiser les résultats par **tableau de résultats**, sélectionner **Group By Batch** dans la liste **Conc. as Rows** (concentration en lignes).
 - Pour organiser les résultats par ordre de concentration, sélectionner **Group By Concentration** dans la liste **Conc. as Rows** (concentration en lignes).
 - Pour organiser les résultats par ordre de concentration sans une ligne affichant les statistiques pour chaque groupe ou lot, sélectionner **Group By Concentration (no All)** dans la liste **Conc. as Rows** (concentration en lignes).

Le logiciel trie les résultats. À la fin de chaque lot ou groupe, une ou deux lignes supplémentaires apparaissent : **All** (statistiques de tous les tableaux de résultats dans ce groupe) et **Average** (statistiques sur les statistiques de ce lot ou groupe).

Instructions d'utilisation : analyser et explorer les données

10

Utilisez les exemples de fichiers installés dans le dossier Exemple pour apprendre à afficher et analyser les données avec les outils d'analyse et de traitement habituels. Pour plus d'informations sur les rubriques suivantes, consultez le *Guide de l'utilisateur avancé* :

- Graphiques d'étiquetage
- Superposition et addition des spectres ou des chromatogrammes
- Exécution des soustractions en arrière-plan
- Algorithmes de lissage
- Travailler avec des données lissées
- Travailler avec des données centroïdes
- Travailler avec un tracé des contours
- Travailler avec l'outil d'interprétation de la fragmentation
- Utilisation une bibliothèque de bases de données et d'enregistrements

Ouvrir les fichiers de données

Conseil ! Pour désactiver la mise à jour automatique sur le spectre de masse, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le spectre de masse, puis cliquez sur **Show Last Scan**. S'il y a une case à cocher à côté de **Show Last Scan**, alors le spectre se met à jour en temps réel.

1. Sur la barre de Navigation, sous **Explore**, double-cliquer sur **Open Data File**.

La boîte de dialogue Select Sample s'affiche.

2. Dans la liste **Data Files**, naviguez vers le fichier de données à ouvrir, sélectionnez un échantillon, puis cliquez sur **OK**.

Les données acquises à partir de l'échantillon sont diffusées. Si les données sont encore en cours d'acquisition, le spectre de masse, le tracé DAD/UV, et TIC continueront de se mettre à jour automatiquement.

Naviguez entre les échantillons dans un fichier de données

Remarque : Si des échantillons ont été enregistrés dans des fichiers séparés, ouvrez chaque fichier individuellement.

Le [Tableau D-5 à la page 190](#) affiche les icônes de navigation utilisées dans cette procédure.

- Ouvrez un fichier de données contenant plusieurs échantillons, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour passer à l'échantillon suivant dans le fichier de données, cliquez sur l'icône avec la flèche pointant vers la droite.
 - Pour passer à un échantillon non séquentiel, cliquez sur l'icône avec la flèche courbe vers la droite.
 - Dans la boîte de dialogue Select Sample, sous **Sample**, sélectionnez l'échantillon.
 - Pour passer à l'échantillon précédent dans le fichier de données, cliquez sur l'icône avec la flèche pointant vers la gauche.

Afficher les conditions expérimentales

Les conditions expérimentales utilisées pour recueillir les données sont stockées dans le fichier de données avec les résultats. Les informations contiennent des détails sur la méthode d'acquisition utilisée : méthode d'acquisition MS (nombre de périodes, expériences et cycles) y compris les méthodes de paramètres de l'instrumentation et de l'appareillage HPLC (débit de pompe LC). En plus, elles contiennent aussi les tableaux d'étalonnage de résolution de masse utilisés pour l'acquisition d'échantillons. Le [Tableau 10-1](#) affiche les fonctionnalités du logiciel disponibles lorsque l'utilisateur affiche les informations de fichier.

Remarque : Si les données sont acquises par plus d'un échantillon dans le même fichier .wiff, le volet des informations sur le fichier n'est pas actualisé automatiquement lorsque l'utilisateur fait défiler les échantillons. Fermez le volet informations, puis rouvrez-le pour afficher les détails de l'échantillon suivant dans le fichier .wiff.

- Cliquez sur **Explore (Explorer) > Show (Afficher) > Show File Information (Afficher Informations sur le fichier)**.

Le volet des informations sur le fichier s'ouvre sous le graphique.

Conseil ! Pour créer une méthode d'acquisition à partir du volet **File information**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volet **File information**, puis cliquez sur **Save Acquisition Method**.

Tableau 10-1 Menu contextuel du volet Show File Information

Menu	Fonction
Copy	Copie les données sélectionnées.
Paste	Colle les données.
Sélectionner tout	Sélectionne toutes les données dans le volet.
Save To File	Enregistre les données dans un fichier rtf.
Font	Modifie la police.
Save Acquisition Method (Enregistrer Méthode d'acquisition)	Enregistre la méthode d'acquisition dans un fichier dam.
Enregistrer méthode d'acquisition à composé DB	Ouvre la boîte de dialogue Specify Compound Information (Préciser les information sur les composés). Sélectionner l'identité et les poids moléculaires pour les enregistrer dans la base de données des composés.
Supprimer fenêtre	Supprime la fenêtre sélectionnée.

Afficher les données dans des tableaux

1. Ouvrir un fichier de données.
2. Cliquez sur **Explore > Show > Show List Data**.

Les données sont affichées dans une fenêtre sous le graphique.

Figure 10-1 Onglet Peak List

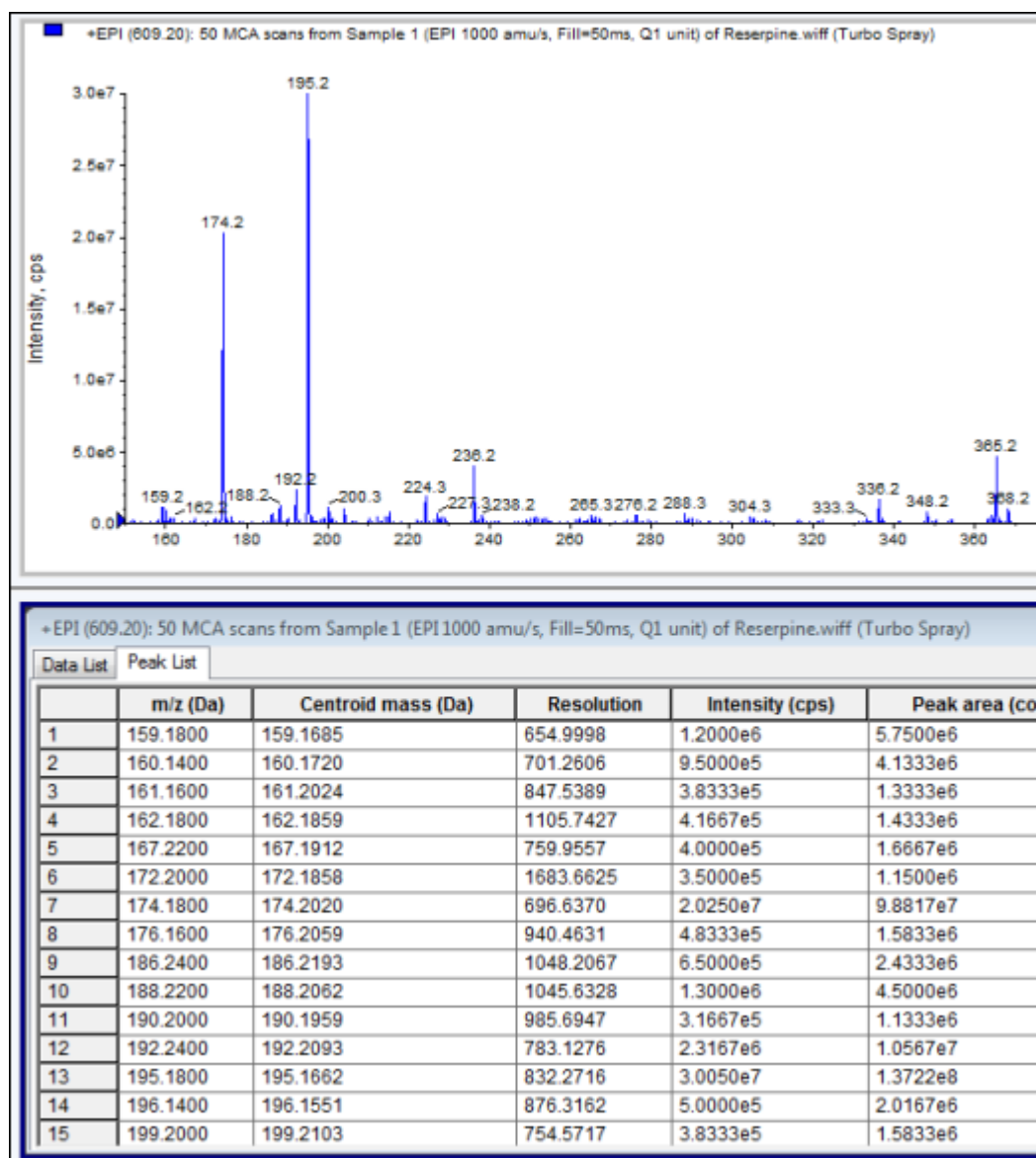


Tableau 10-2 Menu contextuel de l'onglet Spectral Peak List

Menu	Fonction
Options de colonne	Ouvre la boîte de dialogue Select Columns for Peak List (Sélectionner colonne pour la liste des pics).
Enregistrer sous forme de texte	Enregistre les données dans un fichier .txt.
Supprimer fenêtre	Supprime la fenêtre sélectionnée.

Tableau 10-3 Menu contextuel de l'onglet Chromatographic Peak List

Menu	Fonction
Show Peaks in Graph (Afficher pics dans le graphique)	Affiche les pics en deux couleurs sur le graphique.
Paramètres IntelliQuan	Ouvre la boîte de dialogue IntelliQuan .
Enregistrer sous forme de texte	Enregistre les données dans un fichier .txt.
Supprimer fenêtre	Supprime la fenêtre sélectionnée.

Afficher les données ADC


Les données CAN (convertisseur analogique/numérique) sont acquises par un détecteur secondaire (par exemple, à partir d'un détecteur UV au travers d'une carte CAN) et sont utiles pour la comparaison avec les données du spectromètre de masse. Pour obtenir des données CAN disponibles, acquérir simultanément les données et celles du spectromètre de masse, puis les enregistrer dans le même fichier.

1. Veiller à bien sélectionner le dossier **Example**.
2. Sur la barre de Navigation, sous **Explore**, double cliquez sur **Open Data File**.

Une fenêtre sur la sélection de l'échantillon s'ouvre.

3. Dans le champ **Data Files**, double-cliquer sur **Devices**, puis sur **Adc16chan.wiff**.
4. Dans la liste **Samples**, sélectionner un échantillon, puis cliquer sur **OK**.
5. Cliquer sur **Explore > Show > Show ADC Data**.

Figure 10-2 Boîte de dialogue Select ADC Channel (Sélectionner canal CAN)

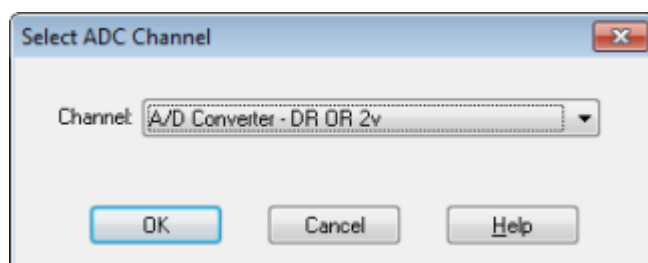


6. Dans la liste **Channel**, sélectionner un canal, puis cliquer sur **OK**.

Les données du CAN s'affichent dans un nouveau volet situé sous le volet actif.

Afficher les données quantitatives de base

1. Ouvrir un fichier de données.
2. Cliquez sur **Explore > Show > Show List Data** (explorer > afficher > afficher les données de la liste).

Figure 10-3 Données de la liste

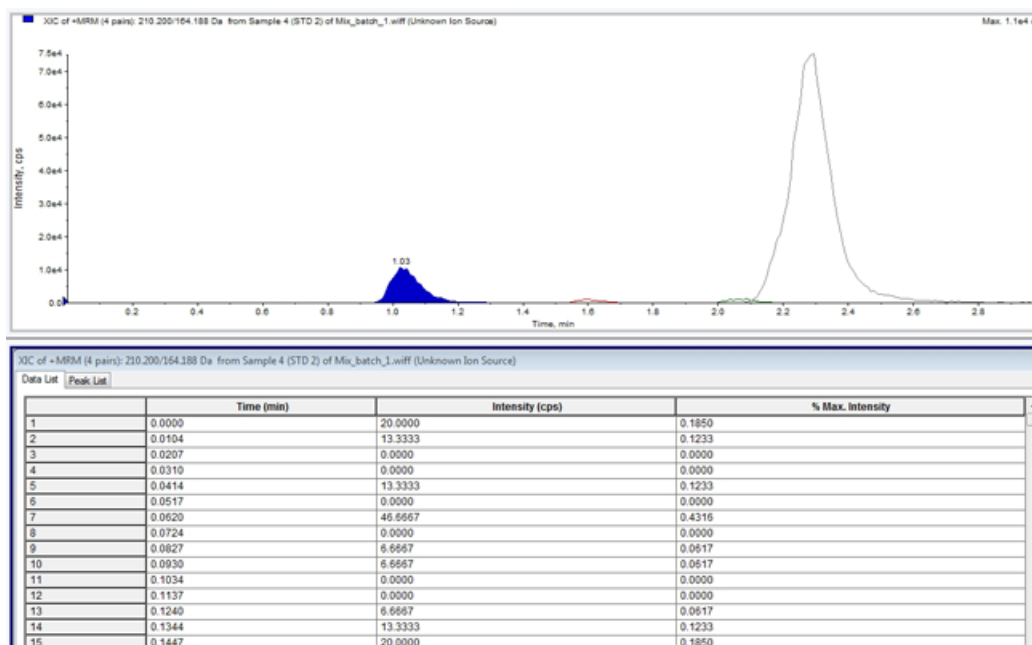

3. Dans l'onglet Peak List (Liste des pics), cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Show Peaks in Graph** (Afficher les pics sur le graphique).

Les pics s'affichent en deux couleurs.

4. Pour modifier les réglages de l'algorithme de recherche de pics, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez soit **Analyst Classic parameters**, soit **IntelliQuan Parameters**, selon l'option qui est active.
5. (Facultatif) Pour enlever les pics colorés, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'onglet Peak List (Liste des pics), puis désélectionnez **Show Peaks in Graph** (Afficher les pics sur le graphique).

Chromatogrammes

Un chromatogramme est une représentation graphique des données obtenues à partir de l'analyse d'un échantillon. Il trace l'intensité du signal le long d'un axe indiquant le temps ou le nombre de balayages. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité logicielle disponible pour les chromatogrammes, consultez le [Tableau 10-6 à la page 128](#).

Instructions d'utilisation : analyser et explorer les données

Le logiciel représente l'intensité, exprimée en coups par seconde (cps), sur l'axe des ordonnées en fonction du temps sur l'axe des abscisses. Les pics dépassant un seuil prédéfini sont marqués automatiquement. Dans le cas de la LC-MS, le chromatogramme est souvent présenté comme une fonction du temps. Le [Tableau 10-4](#) contient une description des types de chromatogramme.

Consultez le [Tableau 10-8 à la page 131](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des icônes disponibles.

Tableau 10-4 Types de chromatogrammes

Types de chromatogrammes	Objectif
Chromatogramme ionique total (TIC)	Vue chromatographique générée par le tracé de l'intensité de tous les ions dans un balayage, en fonction du temps ou du nombre de balayages. Lorsqu'un fichier de données est ouvert, il est pré-réglé pour s'ouvrir comme un TIC. Si l'expérience contient un seul balayage, il est représenté comme un spectre. Si la case MCA est sélectionnée au cours de l'acquisition d'un fichier de données, alors le fichier s'ouvre au spectre de masse. Si la case MCA n'est pas sélectionnée, alors le fichier de données s'ouvre comme un TIC.
Chromatogramme en ion extrait (XIC)	Un chromatogramme d'ion créé en prenant les valeurs d'intensité à la valeur de la masse simple, discrète, ou une gamme de masse, à partir d'une série de balayages spectraux d'une série de masses. Il indique le comportement d'une masse donnée, ou sa plage de masse, en fonction du temps.
Chromatogramme des pics de base (BPC)	Tracé chromatographique affichant l'ion doté de l'intensité la plus forte sur un balayage par rapport au nombre de balayages ou à leur durée.
Chromatogramme de longueur d'onde total (TWC)	Vue chromatographique créée en additionnant toutes les valeurs d'absorbance dans la plage de longueurs d'onde acquise, puis en représentant les valeurs en fonction du temps. Il se compose de la somme des absorbances de tous les ions dans un balayage tracé face au temps dans une fenêtre chromatographique.
Chromatogramme de longueur d'onde extraites (XWC)	Un sous-ensemble de TWC. Un XWC montre la valeur de l'absorbance pour une longueur d'onde unique ou la somme des absorbances pour une gamme de longueurs d'onde.
Détecteurs à barrettes de diodes (DAD)	Un détecteur d'UV qui surveille le spectre d'absorption des composés à élution à une ou plusieurs longueurs d'onde.

Montrer les TIC d'un spectre

Pour voir un exemple de fichier de données, vérifiez que le projet Example (exemple) est sélectionné. Ouvrez le dossier LIT, puis ouvrez le fichier Reserpine.wiff.

- Cliquez sur **Explore (Explorer) > Show (Afficher) > Show TIC (Afficher TIC)**.

Le TIC s'ouvre dans un nouveau volet.

Conseil ! Cliquez avec le bouton droit de la souris à l'intérieur d'un volet contenant un spectre, puis cliquez sur **Show TIC**.

Afficher un spectre d'un TIC

Un TIC est créé en additionnant la valeur d'intensité de tous les ions d'une série de balayages de masse. Utilisez le TIC pour afficher un ensemble de données complet dans une même fenêtre. Il représente la somme des intensités de tous les ions dans un balayage en fonction du temps dans un volet chromatographique. Si les données contiennent des résultats provenant de plusieurs expériences, l'utilisateur peut créer un TIC individuel pour chaque expérience et un autre TIC représentant la somme de toutes les expériences.


Lorsqu'un fichier de données est ouvert, il est pré-réglé pour apparaître comme un TIC. Toutefois, si l'expérience contient un seul balayage, il est représenté sous forme de spectre. Si l'utilisateur coche la case MCA avant l'acquisition du fichier de données, le fichier s'ouvre au spectre de masse. Si la case MCA n'est pas sélectionnée, alors le fichier de données s'ouvre avec le TIC.

1. Dans un volet contenant un TIC, sélectionnez une gamme.
2. Cliquez sur **Explore > Show > Show Spectrum**.

Le spectre s'ouvre dans un nouveau volet.

Conseil ! Double-cliquez sur le volet TIC à un moment donné pour afficher le spectre.

Figure 10-4 Exemple de TIC

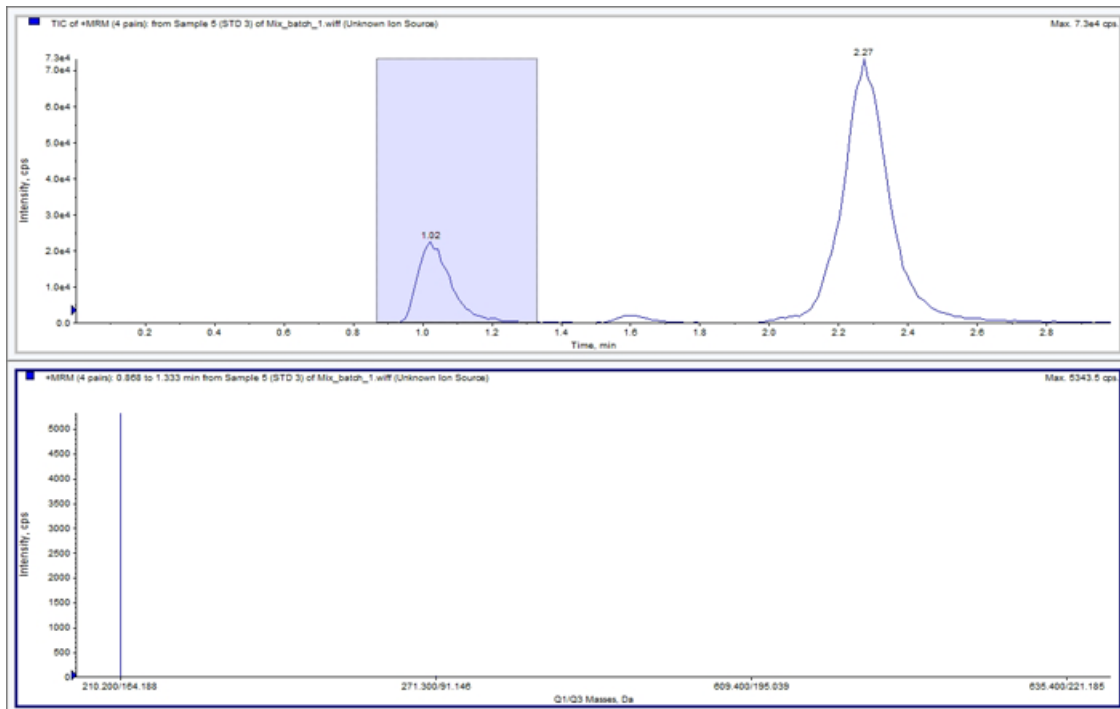

À propos de la création de XIC

Vous pouvez générer des XIC uniquement à partir des chromatogrammes ou des spectres d'une seule période et d'une seule expérience. Pour obtenir un XIC à partir de données provenant de plusieurs périodes ou expériences, divisez les données en volets distincts en cliquant sur le triangle situé sous l'axe des X. Consultez le [Tableau 10-8 à la page 131](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des icônes disponibles.

Il existe plusieurs méthodes d'extraction des ions pour générer un XIC, en fonction des données chromatographiques ou spectrales utilisées. Le [Tableau 10-5](#) contient un résumé des méthodes qui peuvent être utilisées avec des chromatogrammes et des spectres.

Tableau 10-5 Récapitulatif des méthodes pour générer XIC

Méthode	Utiliser avec un chromatogramme	Utiliser avec un spectre	Extraction
Gamme sélectionnée	Non	Oui	Extrait les ions d'une zone sélectionnée dans un spectre.
Maximum	Non	Oui	Extrait les ions d'une zone sélectionnée dans un spectre à l'aide du pic le plus intense dans la zone sélectionnée. Cette option crée un XIC en utilisant la masse maximale de la gamme spectrale sélectionnée.

Tableau 10-5 Récapitulatif des méthodes pour générer XIC (Suite)

Méthode	Utiliser avec un chromatogramme	Utiliser avec un spectre	Extraction
Masses de pics de base	Oui	Oui	Ne peut être utilisée qu'avec des chromatogrammes de pics de base (BPC). Utiliser la commande des masses de pics de base pour extraire des résultats sur les ions dans un XIC avec un tracé de couleur différente pour chaque masse. Si la sélection inclut plusieurs pics, le XIC obtenu aura alors un nombre égal de tracés colorés, un par masse.
Masses spécifiées	Oui	Oui	Extrait des ions de tout type de spectre ou chromatogramme. Sélectionnez jusqu'à dix démarrages et arrêts pour lesquels un XIC sera généré

Générer un XIC en utilisant une plage sélectionnée

1. Ouvrez un fichier de données contenant des spectres.
2. Sélectionnez une plage en pressant sur le bouton gauche de la souris au début de la plage, faites glisser le curseur jusqu'au point d'arrêt puis relâchez le bouton gauche de la souris.

La sélection est indiquée en bleu.

3. Cliquez sur **Explore > Extract Ions > Use Range**.

Un XIC de la sélection s'ouvre dans un volet sous le volet du spectre. L'information de l'expérience en haut du volet contient la gamme de masse et l'intensité maximale comptée par seconde.

Générer un XIC en utilisant le pic maximal

1. Ouvrez un fichier de données contenant des spectres.
2. Sélectionnez une plage dans le spectre.

La sélection est indiquée en bleu.

3. Cliquez sur **Explore > Extract Ions > Use Maximum**.

Un XIC du pic maximum spécifié s'ouvre sous le volet du spectre. L'information de l'expérience en haut du volet contient la gamme de masse et l'intensité maximale comptée par seconde.

Générer un XIC en utilisant les masses du pic de base

1. Ouvrez un fichier de données contenant des spectres.

Instructions d'utilisation : analyser et explorer les données

2. Dans un BPC, sélectionnez le pic à partir de laquelle il faut extraire des ions.

La sélection est indiquée en bleu.

3. Cliquez sur **Explore (Explorer) > Extract Ions (Extraction d'ions) > Use Base Peak Masses (Utiliser les masses du pic de base)**.


Un XIC de la sélection spécifiée s'ouvre sous le volet du spectre. L'information de l'expérience en haut du volet contient la gamme de masse et l'intensité maximale comptée par seconde.

Extraire des ions en sélectionnant les masses

1. Ouvrir un spectre ou un chromatogramme.

2. Cliquez sur **Explore > Extract Ions > Use Dialog**.

Figure 10-5 Boîte de dialogue Extract Ions

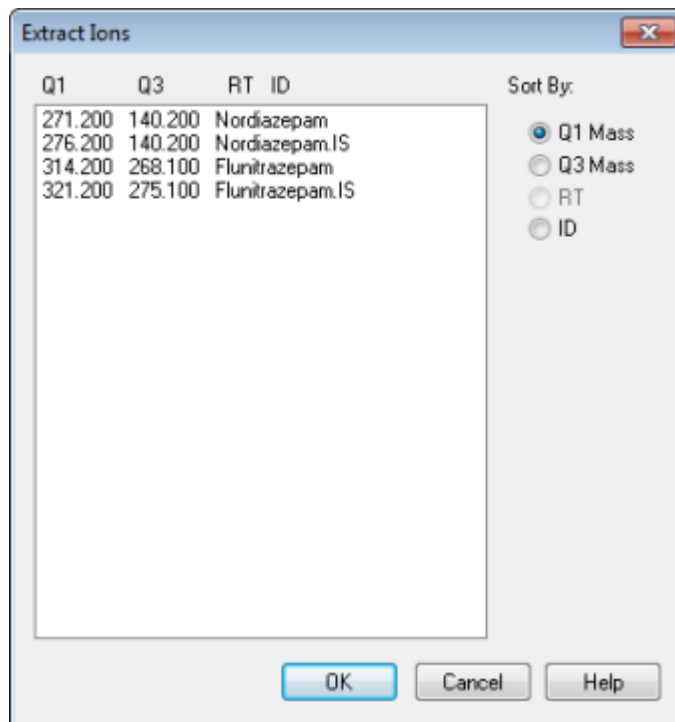

3. Entrez les valeurs pour chaque XIC à créer. Si une valeur d'arrêt n'est pas saisie, alors la plage est définie par la valeur de démarrage.

- Dans le champ **Start**, entrez la valeur de départ (valeur la plus basse) pour la gamme de masse.
- Dans le champ **Stop**, entrez la valeur d'arrêt (valeur la plus haute) pour la gamme de masse.

4. Cliquez sur **OK**.

Un XIC de la sélection s'ouvre sous le volet du chromatogramme. L'information de l'expérience en haut du volet contient les masses et l'intensité maximale comptée par seconde.

Générer des BPC

Les BPC peuvent être créés uniquement à partir des données de période unique et d'expérience unique.


1. Ouvrir un fichier de données.
2. Sélectionnez une zone à l'intérieur d'un TIC.

La sélection est indiquée en bleu.

3. Cliquez sur **Explore > Show > Show Base Peak Chromatogram**.

Les sélections sont affichées dans les champs **Start Time** (Heure de début) et **End Time** (Heure de fin).

Figure 10-6 Options du chromatogramme des pics de base

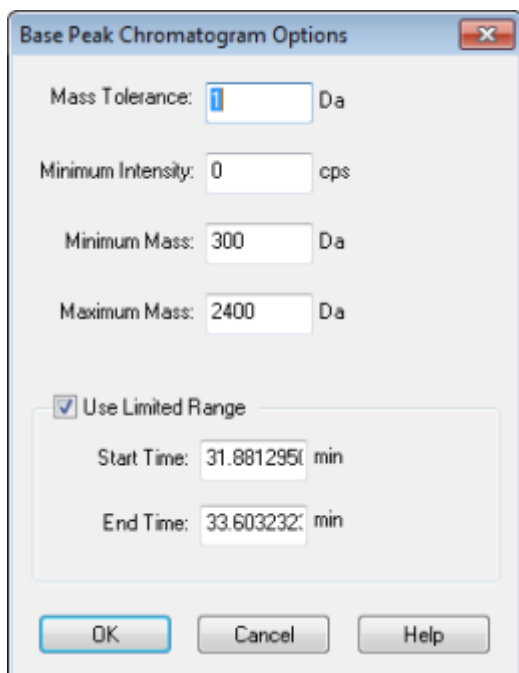

4. Dans le champ **Mass Tolerance (Tolérance de masse)**, tapez la valeur pour indiquer la plage de masses à utiliser pour trouver un pic. Le logiciel détecte le pic en utilisant une valeur de deux fois celle de la plage entrée (\pm la valeur de la masse).
5. Dans le champ **Minimum Intensity** (Valeur minimale d'intensité), entrez l'intensité au-dessous de laquelle les pics seront ignorés par l'algorithme.
6. Dans le champ **Minimum Mass** (Masse minimale), entrez la masse qui détermine le début de la plage du balayage.
7. Dans le champ **Maximum Mass** (Masse maximale), entrez la masse qui détermine la fin de la plage du balayage.

8. Pour définir les heures de début et de fin, sélectionnez la case à cocher **Use Limited range (Utiliser une plage limitée)** et procédez comme suit :
 - Dans le champ **Start Time (Heure de début)** entrez l'heure de commencement de l'expérience. la masse qui détermine la fin de la plage du balayage.
 - Dans le champ **End Time (heure de fin)**, entrez l'heure de fin d'expérience.
9. Cliquez sur **OK**.


Le BPC est généré dans un nouveau volet.

Générer XWC

Un XWC est un chromatogramme de longueurs d'onde créé en mesurant les valeurs d'intensité à une certaine longueur d'onde ou en faisant la somme des absorbances pour une plage de longueurs d'onde. Jusqu'à trois plages peuvent être extraites d'un spectre DAD pour générer le XWC. Consultez [Tableau 10-8 à la page 131](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des icônes disponibles.

1. Ouvrir un fichier de données qui contient un spectre DAD.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans la fenêtre, puis cliquez sur **Extract Wavelength**.

Figure 10-7 Boîte de dialogue Extract Wavelength

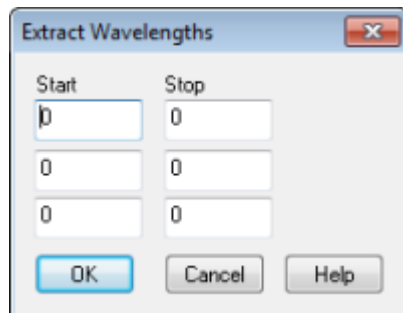

3. Saisissez les valeurs **Start** et **Stop**.
4. Cliquez sur **OK**.

Le XWC s'ouvre dans un volet sous le spectre DAD.

Générer des données DAD

De la même manière que les données d'un spectromètre de masse, les données DAD peuvent être affichées sous forme de chromatogramme ou de spectre. L'utilisateur peut afficher le spectre DAD pour un point unique dans le temps ou pour une plage de temps sous forme de chromatogramme en longueur d'onde totale (TWC).

1. Ouvrir un fichier de données contenant les données acquises avec un DAD.

Le TWC, comme pour un TIC, s'ouvre dans un volet sous le TIC.

2. Dans le volet TWC, cliquez sur un point pour sélectionner un unique point dans le temps ou mettez en évidence une zone du spectre pour sélectionner une plage de temps.
3. Cliquez sur **Explore > Show > Show DAD Spectrum**.

Le spectre DAD s'ouvre dans un volet sous le TWC. L'axe des Y affiche l'absorbance et l'axe des X la longueur d'onde.

Conseil ! Si le volet avec le TWC est fermé, cliquez sur un point quelconque dans le TWC pour l'ouvrir à nouveau. Cliquez sur **Explore > Show > Show Spectrum**.

Générer TWC

Un TWC est un chromatogramme d'utilisation moins fréquente. Il indique l'absorbance totale (mAU) en fonction du temps. Le TWC permet d'afficher un ensemble complet de données dans un même volet. Il représente la somme des absorbances de tous les ions dans un balayage tracé par rapport au temps dans un volet chromatographique. Si les données contiennent des résultats provenant de plusieurs expériences, créez des TWC individuels pour chaque expérience, et un autre TWC représentant la somme de toutes les expériences.

Le TWC indique l'absorbance totale (mAU) sur l'axe des Y tracée par rapport au temps sur l'axe des X. Consultez le [Tableau 10-8 à la page 131](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des icônes disponibles.

1. Ouvrir un fichier de données qui contient un spectre DAD.
2. Cliquez sur **Explore > Show > Show Spectrum**.

Le TWC s'affiche dans un volet sous le spectre DAD.

Conseil ! Cliquez avec le bouton droit de la souris à l'intérieur du volet contenant le spectre DAD, puis cliquez sur **Show DAD TWC**.

Ajuster le seuil

Le seuil est une ligne invisible tracée parallèlement à l'axe des X d'un graphique qui définit une limite au-dessous de laquelle le logiciel n'inclura pas les pics dans un spectre. La ligne comporte une poignée représentée par un triangle bleu sur la gauche de l'axe des Y. Cliquez sur le triangle bleu pour afficher une ligne pointillée qui représente le seuil. Le seuil peut être relevé ou abaissé, mais le changement de la valeur du seuil ne modifie pas les données. Le logiciel ne marquera pas les pics dans la zone sous le seuil.

1. Ouvrir un fichier de données.
2. Effectuer l'une des opérations suivantes :

Instructions d'utilisation : analyser et explorer les données

- Pour relever le seuil, faites glisser le triangle bleu vers le haut de l'axe des Y. Pour baisser le seuil, faites glisser vers le bas le triangle bleu de l'axe des y.
- Cliquez sur **Explore > pour Paramétrer le Seuil**. Dans la boîte de dialogue Threshold Options (options du seuil) qui s'ouvre, tapez la valeur de seuil, puis cliquez sur **OK**.
- Cliquez sur **Explore > Threshold**.

Le graphique se met à jour pour afficher le nouveau seuil. L'étiquetage de pics et leur liste sont également mis à jour.

Conseil ! Pour afficher la valeur de seuil actuelle, déplacez le pointeur sur sa commande.

Volets Chromatogram

Tableau 10-6 Menu contextuel des volets Chromatogram

Menu	Fonction
Données de la liste	Donne les points des données et intègre les pics trouvés dans les chromatogrammes.
Afficher le spectre	Génère un nouveau volet contenant le spectre.
Afficher tracé de contour	Affiche un tracé en couleur codifié d'un ensemble de données dans lesquels la couleur représente l'intensité des données à ce point. Seuls certains modes MS sont pris en charge.
Extraction d'ions	Extrait un ion spécifique ou un ensemble d'ions d'une fenêtre sélectionnée, puis génère un nouveau volet contenant un chromatogramme pour les ions spécifiques.
Afficher Chromatogramme de pics de base	Génère un nouveau volet contenant un chromatogramme de pic de base.
Afficher données ADC	Génère un nouveau volet contenant le tracé des données ADC si elles ont été acquises.
Afficher les données du détecteur UV	Génère un nouveau volet contenant les traces de données UV si acquises.
Assistant arithmétique spectrale	Ouvre l'assistant pour l'arithmétique spectrale.
Enregistrer dans un fichier texte	Génère un fichier texte contenant les données dans un volet, qui peut être ouvert dans Microsoft Excel ou d'autres programmes.
Enregistrer Exploration Historique	Enregistre les informations sur les modifications apportées aux paramètres de traitement, également appelés options de traitement, lorsqu'un fichier .wiff a été traité en mode Explore. L'historique du traitement est stocké dans un fichier avec une extension .eph (Explore Processing History).
Ajouter une légende	Ajoute une légende au point du curseur dans le volet.

Tableau 10-6 Menu contextuel des volets Chromatogram (Suite)

Menu	Fonction
Ajouter texte utilisateur	Ajoute une zone de texte au point du curseur dans le volet.
Définir plage à soustraire	Définit la plage à soustraire dans le volet.
Effacer plage à soustraire	Efface la plage à soustraire dans le volet.
Plage à soustraire verrouillée	Verrouille ou déverrouille la plage sélectionnée. Si les plages à soustraire ne sont pas verrouillées, alors chacune peut être déplacée indépendamment. Les plages à soustraire sont pré-réglées verrouillées.
Supprimer fenêtre	Supprime la fenêtre sélectionnée.

Volets Spectra

Tableau 10-7 Menu contextuel du volet Spectra

Menu	Fonction
Données de la liste	Donne les points des données et intègre les chromatogrammes.
Afficher TIC	Génère un nouveau volet contenant les TIC.
Extract Ions (Use Range)	Extrait un ion spécifique ou un ensemble d'ions d'une fenêtre sélectionnée, puis génère un nouveau volet contenant un chromatogramme pour les ions spécifiques.
Extract Ions (Use Maximum) (Extraire les ions [Utiliser maximum])	Extrait les ions à l'aide du pic le plus intense dans la zone sélectionnée.
Enregistrer dans un fichier texte	Génère un fichier texte du volet, qui peut être ouvert dans Microsoft Excel ou d'autres programmes.
Enregistrer Exploration Historique	Enregistre les informations sur les modifications apportées aux paramètres de traitement, également appelés options de traitement, lorsqu'un fichier .wiff a été traité en mode Explore. L'historique du traitement est stocké dans un fichier avec une extension .eph (Explore Processing History).
Ajouter une légende	Ajoute une légende à l'emplacement du curseur dans le volet.
Ajouter texte utilisateur	Ajoute une zone de texte à l'emplacement du curseur dans le volet.
Affiche le dernier balayage	Affiche une analyse avant la sélection.
Sélection des pics pour étiquette	Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez les paramètres pour réduire l'étiquetage des pics.
Supprimer fenêtre	Supprime la fenêtre sélectionnée.

Tableau 10-7 Menu contextuel du volet Spectra (Suite)

Menu	Fonction
Ajouter un enregistrement	Ajoute des enregistrements et des données relatives aux composés, y compris des données spectrales, à la bibliothèque. Un spectre actif est requis pour effectuer cette tâche.
Rechercher dans la bibliothèque	Recherche dans la bibliothèque sans contrainte ou avec contraintes précédemment enregistrées.
Set Search Constraints (Définir les contraintes de recherche)	Effectue une recherche dans la bibliothèque à l'aide de la boîte de dialogue Search Constraints (Contraintes de recherche).

Traitement des données graphiques

Des données graphiques peuvent être traitées de nombreuses façons. Cette section fournit des informations et des procédures pour utiliser certains des outils les plus couramment utilisés.

L'utilisateur peut effectuer un zoom avant sur une partie d'un graphique pour visualiser un pic particulier ou une zone plus en détail tant dans un spectre que dans un chromatogramme. L'utilisateur peut également effectuer un zoom avant à plusieurs reprises pour afficher les petits pics.

Graphiques

Les mêmes données peuvent être examinées de différentes manières. Les données peuvent également être conservées à des fins de comparaison avant l'exécution d'opérations comme le lissage ou la soustraction.

Une fenêtre contenant un ou plusieurs volets disposés de manière à ce que tous les volets soient entièrement visibles et ne se chevauchent pas.

Les volets peuvent être de taille variable ou fixe. Les volets sont automatiquement mis dans la fenêtre et sont disposés en colonnes et lignes. Si la taille de la fenêtre est modifiée, les volets dans la fenêtre changent en taille pour s'y adapter. Une fenêtre ne doit pas être dimensionnée au point que les volets soient plus petits que leur taille minimale.

Deux ou plusieurs fenêtres ou volets contenant des données semblables peuvent être reliés, par exemple, spectre avec des plages de masses similaires. Quand un volet ou une fenêtre est agrandi, l'autre volet aussi simultanément. Par exemple, l'utilisateur peut relier un XIC au BPC d'où le XIC a été extrait. Agrandir le BPC agrandit également le XIC, ainsi les deux chromatogrammes affichent la même définition.

Gestion des données

Les données peuvent être comparées ou examinées de différentes manières. Il se peut également que les utilisateurs souhaitent conserver leurs données à des fins de comparaison avant l'exécution d'opérations de traitement comme le lissage ou la soustraction.

Une fenêtre contient une ou plusieurs sous-fenêtres disposées de telle manière que tous les volets sont entièrement visibles et qu'ils ne se chevauchent pas.

Les volets peuvent être de taille variable ou fixe. Les volets sont automatiquement mis dans la fenêtre et sont disposés en colonnes et lignes. Si la taille de la fenêtre est modifiée, les volets sont redimensionnés pour s'y adapter. Une fenêtre ne peut pas être plus petite que la taille minimum des volets.

Deux ou plusieurs fenêtres ou volets contenant des données semblables peuvent être reliés, par exemple, un spectre avec des plages de masses similaires. Lorsque l'utilisateur effectue un zoom sur un volet ou une fenêtre, le zoom s'applique simultanément à l'autre volet. Par exemple, l'utilisateur peut relier un XIC au BPC dont il a été extrait. Un zoom sur le BPC s'applique également au XIC, de sorte que les deux chromatogrammes s'affichent avec le même grossissement.

- Utilisez les options du menu ou les icônes suivants pour gérer les données dans les graphiques.

Tableau 10-8 Options de graphique











Pour ce faire...	utilisez cette option de menu ou cliquez sur cette icône
Copier un graphique dans une nouvelle fenêtre	Sélectionnez le graphique à copier. Cliquez sur Explore > Duplicate Data > In New Window .	
Remettez un graphique à son échelle d'origine	Sélectionnez le graphique. Cliquez sur Explore > Home Graph .	
Déplacer un volet	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le graphique. Cliquez sur Window > Move Pane. • Sélectionnez le volet ou la fenêtre et puis faites-le glisser vers la nouvelle position. Cette position peut être dans la même fenêtre ou dans une autre fenêtre. <p>Une flèche à quatre pointes est affichée lorsque le curseur est sur la limite de la fenêtre active ou le volet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le volet est en haut ou en bas du volet cible, la fenêtre se déplace au-dessus ou au-dessous de ce volet, respectivement. • Si le volet est à droite ou à gauche du volet cible, la fenêtre se déplace à droite ou à gauche de ce volet, respectivement. • Si le volet est dans une autre position, le volet se déplace vers la ligne cible. L'ombre portée du volet tandis que ce volet est déplacé indique sa nouvelle position. 	
Lier volets	<ol style="list-style-type: none"> Avec deux graphes ouverts, cliquez sur l'un pour le rendre actif. Cliquez sur Explore > Link, puis cliquez sur l'autre volet. 	

Tableau 10-8 Options de graphique (Suite)

Pour ce faire...	utilisez cette option de menu ou cliquez sur cette icône
Supprimer le lien	Fermer l'un des volets. Cliquez sur Explore > Remove Link .	
Supprimer un volet	Sélectionnez le graphique. Cliquez sur Window > Delete Pane .	
Verrouiller un volet	Sélectionnez le graphique. Cliquez sur Window > Lock Panes .	
Masquer un volet	Sélectionnez le graphique. Cliquez sur Window > Hide Pane .	
Maximiser un volet	Sélectionnez le graphique. Cliquez sur Window > Maximize Pane .	
Organiser les volets en mosaïque	Sélectionnez le graphique. Cliquez sur Window > Tile all Panes .	

Effectuez un zoom avant sur l'axe des y

1. Déplacez le pointeur vers la gauche de l'axe des Y d'un côté ou de l'autre de la zone à développer, puis faites glisser depuis le point de départ en direction verticale tout en maintenant appuyé le bouton gauche de la souris.

Une case est tracée le long de l'axe des y représentant la nouvelle échelle.

Remarque : Prendre garde en effectuant un zoom avant sur la ligne de base. Si l'agrandissement est trop important, la boîte d'agrandissement se ferme.

2. Relâcher le bouton de la souris pour tracer le graphe à la nouvelle échelle.

Effectuer un zoom avant sur l'axe des x

Conseil ! Restaurez le graphique à son échelle d'origine en double cliquant sur l'un des axes. Pour restaurer le graphique à son échelle d'origine, cliquez sur **Explore > Home Graph**.

1. Déplacez le pointeur sous l'axe des X d'un côté ou de l'autre de la zone à développer, puis faites glisser depuis le point de départ en direction horizontale tout en maintenant appuyé le bouton gauche de la souris.
2. Relâcher le bouton de la souris pour tracer le graphe à la nouvelle échelle.

Le logiciel Reporter étend la fonctionnalité d'établissement de rapports disponible dans le logiciel Analyst[®].

Nous recommandons aux utilisateurs de valider les résultats si un modèle Reporter modifié ou contenant une requête est utilisé.

Le logiciel Reporter peut être utilisé pour créer des rapports personnalisés avec Microsoft Word et Excel (2010, 2013, ou 2016). Le logiciel Reporter comporte les caractéristiques suivantes :


- Offre divers rapports qui utilisent les données disponibles dans un tableau de résultats, dans les informations sur le fichier et dans les fenêtres d'examen de pics quantitatifs.
- Offre divers rapports présentant les résultats de la recherche dans la bibliothèque MS/MS. L'utilisateur peut configurer le logiciel Reporter pour effectuer des recherches dans n'importe quelle bibliothèque spectrale MS/MS utilisant le format Analyst[®] (mdb).
- Utilise des modèles Microsoft Word pour fournir les informations sur le format nécessaires lors de la génération de rapports. Ces modèles peuvent être créés ou modifiés pour fournir des formats de rapports personnalisés. Consultez la rubrique Help (Aide) pour obtenir des informations sur la création ou la modification du Report Template Editor (Éditeur de modèle de rapport).
- Contient un modèle de départ vierge qui peut être utilisé dans l'environnement d'édition Reporter du logiciel Analyst[®] pour concevoir des modèles de rapport répondant à la plupart des exigences en termes d'établissement de rapports.
- Automatise la génération de rapports à l'aide du script de lot Autoquan Reporter.
- Imprime automatiquement, exporte au format Adobe Portable Document Format (PDF) et transmet les résultats par e-mail.
- Lie les scripts de traitement aux modèles de rapport pour augmenter à la fois le contenu et le niveau d'automatisation pour diverses exigences de flux de travail.
- Génère des rapports à partir d'applications logicielles personnalisées qui utilisent les bibliothèques de programmation disponibles du logiciel Analyst[®].

Le logiciel Reporter peut être utilisé comme suit :

- Dans le logiciel Analyst[®] pour générer manuellement un rapport ou un jeu de rapports.
- Par un script de lot pour automatiser la génération de rapports dans un lot. Vous pouvez générer des rapports échantillon par échantillon, pendant ou après l'acquisition du lot.
- Par des applications qui n'utilisent pas le logiciel Analyst[®].

Interface utilisateur du logiciel Analyst Reporter

Figure 11-1 Analyst Reporter

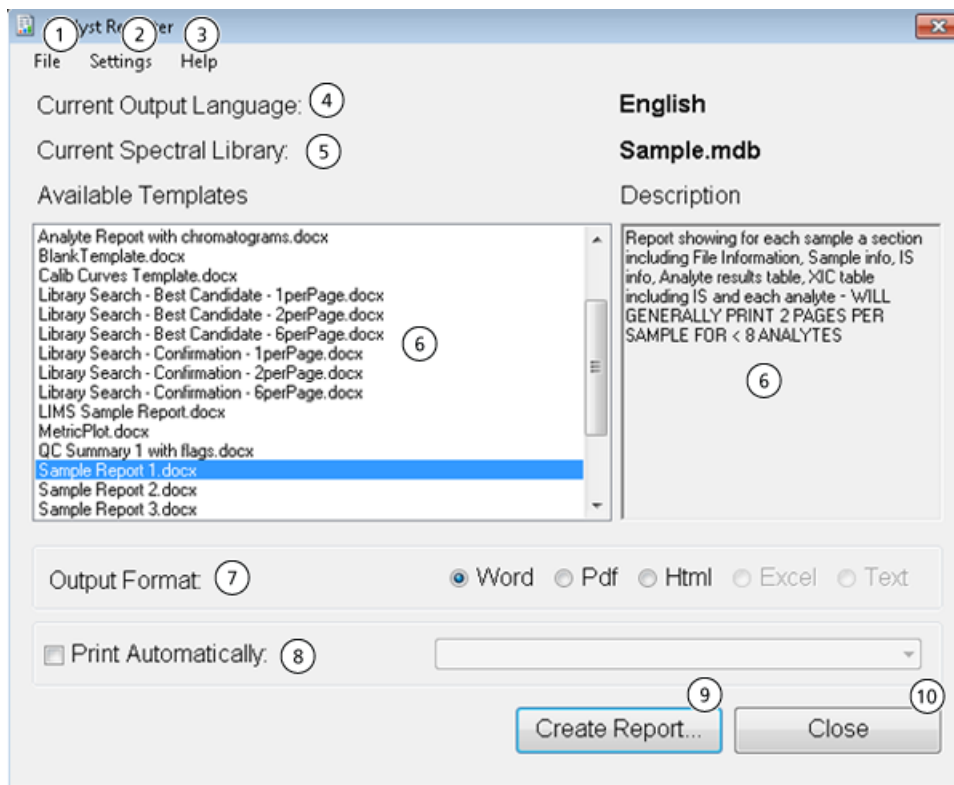

Élément	Option	Description
1	File > Exit	Quitte le programme et libère toutes les ressources.
2	Settings > Select Output Language	Définit le dictionnaire de langue à utiliser pour remplacer les balises de langue dans un modèle de rapport. Les modèles qui contiennent des balises de langue peuvent être utilisés pour générer des rapports dans n'importe quelle langue. Les balises de langue sont remplacées par un texte d'une balise correspondante dans le fichier de dictionnaire de la langue sélectionnée. Ces fichiers de dictionnaire se trouvent dans le dossier C:\Program Files\AB SCIEX\AnalystReporter\Resources\Languages pour les systèmes d'exploitation Windows 7, 32 bits ou dans le dossier C:\Program Files (x86)\AB SCIEX\AnalystReporter\Resources\Languages pour les systèmes d'exploitation Windows 7, 64 bits ou Windows 10, 64 bits.

Élément	Option	Description
2	Settings > Select Library	Accéder à une bibliothèque spectrale. Cette bibliothèque sera utilisée afin de comparer et d'évaluer les données MS/MS à partir des tableaux de résultats qui contiennent des données provenant de types de balayage MS/MS déclenchés par la méthode d'acquisition dépendante de l'information (IDA).
2	Settings > Select Template Folder	Définit le dossier à partir duquel les modèles disponibles seront lus. Pour revenir au dossier du modèle par défaut, sélectionner l'option Default .
3	Help > About	Affiche les informations relatives à la version du logiciel Reporter actuellement installée.
4	Current Output Language	Affiche le dictionnaire de langue actuellement sélectionné utilisé pour remplacer les balises de langue à l'intérieur d'un modèle de rapport. Le dictionnaire de langue peut être sélectionné depuis Settings > Select Output Language .
5	Current Spectral Library	Affiche la bibliothèque spectrale actuellement sélectionnée. La bibliothèque spectrale peut être sélectionnée à partir de Settings > Select Library .
6	Available Templates and Description	Affiche une liste des modèles de rapport disponibles. Sélectionner un modèle permet d'en afficher la description. Pour modifier le dossier depuis lequel les modèles disponibles sont lus, sélectionner Settings > Select Template Folder > Browse .

Élément	Option	Description
7	Output Format	<p>Affiche les formats de sortie qui sont pris en charge par le logiciel Reporter. Seuls les formats compatibles avec le modèle de rapport sélectionné peuvent être sélectionnés.</p> <ul style="list-style-type: none">• Word : un document Microsoft Word (docx) est généré. Ce document peut être consulté dans Microsoft Word 2010 et les versions ultérieures.• PDF : un rapport est créé directement au format PDF.• HTML: Microsoft Word est utilisé pour générer un fichier HTML. Les fichiers image associés sont enregistrés dans un dossier portant le même nom que le fichier HTML.• Excel : un fichier au format texte brut (csv) est généré. Les modèles de rapport qui contiennent des valeurs séparées par des virgules peuvent être ouverts dans Microsoft Excel, où chaque valeur sera affichée dans une cellule différente. Seuls les modèles marqués comme étant compatibles avec le texte peuvent être utilisés pour ce format de sortie.• Texte : un document au format texte brut (txt) est généré. Seuls les modèles marqués comme étant compatibles avec le texte peuvent être utilisés pour ce format de sortie.
8	Print Automatically	Le rapport une fois créé est imprimé sur l'imprimante sélectionnée. Sélectionner n'importe quelle imprimante disponible.
9	Create Report	Crée le rapport au format de sortie sélectionné à l'aide du modèle de rapport sélectionné.
10	Close	Quitte le programme et libère toutes les ressources.

Générer des rapports

Le logiciel Reporter extrait les données numériques du tableau des résultats ainsi que les informations de l'échantillon et du graphique du fichier .wiff.

Sélectionnez un modèle dans le champ Available Template (Modèle disponible).

Conseil ! Pour les rapports pouvant être générés échantillon par échantillon, il peut s'avérer plus efficace de générer les rapports automatiquement à l'aide d'un script de lot lors de l'acquisition afin d'éviter des délais de traitement relativement longs à la fin de l'acquisition. Pour plus d'informations sur les scripts de lots, consultez le *Guide de l'utilisateur de scripts*.

1. Ouvrez **Results Table** (tableau de résultats).
2. Sous **Companion Software**, double-cliquer sur **Reporter**.
3. Dans la boîte de dialogue **Analyst Reporter**, dans le champ **Available Templates**, sélectionnez le modèle de rapport applicable.
4. Cliquez sur le format de sortie **PDF**.

L'option Word est présélectionnée et le rapport est automatiquement enregistré dans le dossier de résultats du projet en cours. Si cette option n'est pas cochée, le rapport est créé et ouvert dans Word ou imprimé tel que sélectionné, mais n'est pas enregistré. Ceci vous permet de modifier un rapport dans Word avant de sauvegarder le rapport original.

5. Sélectionnez un document contenant tous les échantillons ou plusieurs documents contenant chacun un échantillon.
6. (Facultatif) Cochez la case **Print Automatically** pour imprimer automatiquement les rapports sur une imprimante présélectionnée.

L'imprimante par défaut définie dans Windows est utilisée à moins qu'une autre imprimante ne soit sélectionnée. L'outil Reporter conservera l'imprimante sélectionnée entre chaque opération. Si l'imprimante est configurée sur un pilote d'imprimante PDF, Reporter génère alors automatiquement des versions de fichier PDF des rapports créés.

7. Cliquez sur **Create Report**.

L'écran affiche divers indicateurs de progression lorsque l'outil ouvre le modèle et le remplit avec les données du tableau des résultats. La génération de certains rapports peut prendre quelques secondes, tandis que d'autres peuvent prendre plus de temps. Un ensemble volumineux de données contenant de nombreuses transitions MRM ou un nombre important de graphiques peut produire des rapports de plusieurs centaines de pages dont la génération peut prendre plusieurs heures.

ATTENTION : Risque d'endommagement du système. Si le système HPLC connectés au spectromètre de masse ne sont pas contrôlés par le logiciel, ne laissez pas le spectromètre de masse sans surveillance pendant son fonctionnement. Le flux liquide provenant du système HPLC peut déborder dans la source d'ions lorsque le spectromètre de masse passe en mode Veille.


Régler les options de file d'attente

La file d'attente passe un à un les échantillons de la liste, traitant chaque échantillon avec la méthode d'acquisition sélectionnée. Après que tous les échantillons ont été acquis, la file d'attente s'arrête et le spectromètre de masse passe en mode Standby (Veille). En mode veille, les pompes LC et l'alimentation sur certaines instrumentations sont mises hors tension.

L'utilisateur peut modifier le temps d'attente après la fin de la dernière acquisition avant que le logiciel Analyst[®] ne mette le spectromètre de masse en mode Standby. Pour plus d'informations sur les autres champs dans la boîte de dialogue Queue Options (Options de la file d'attente), consultez la rubrique Aide.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Configure** (Configurer).
2. Cliquer sur **Tools (Outils) > Settings (Paramètres) > Queue Options (Options de la file d'attente)**.

Figure 12-1 Boîte de dialogue Queue Options

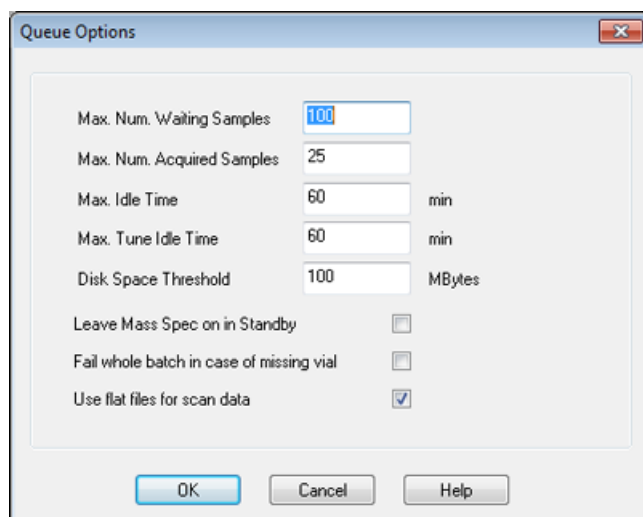

3. Dans le champ **Max. Num. Waiting Samples (Nombre maximum d'échantillons en attente)**, choisissez pour le nombre maximum d'échantillons en attente, une valeur supérieure au nombre d'échantillons présents dans la file d'attente.
4. Dans le champ **Max. Idle Time (Temps d'inactivité max.)**, saisissez le temps d'attente après la fin de l'acquisition avant de passer en mode Standby (Veille). La valeur prédéfinie est de 60 min.

En cas d'utilisation de bouteilles de gaz, réglez le temps pour vous assurer que le gaz dans les cylindres ne se décharge pas.

Pour une méthode LC, vérifiez avant le démarrage de la procédure qu'il y a suffisamment de solvant dans les réservoirs pour le débit primaire pour tous les passages d'échantillon et le temps d'inactivité maximal.

5. Cochez la case **Leave Mass Spec on in Standby (Laisser le spectromètre de masse en veille)** pour maintenir le spectromètre de masse allumé après la fin de l'analyse. Cette fonctionnalité permet aux chauffages et aux gaz de rester allumés même après le passage des appareils à l'état Idle (Inactif) afin de garder la source d'ions et l'entrée du spectromètre de masse libres de contaminants.
6. Cochez la case **Fail Whole Batch in Case of Missing Vial (Mettre en échec tout le lot en cas de flacon manquant)** pour mettre en échec tout le lot en cas de flacon manquant. Si la case n'est pas cochée, seul l'échantillon en cours est mis en échec et l'échantillon suivant dans la liste d'attente est analysé.

Créer et soumettre un lot

Utiliser ce flux de travail pour créer un lot. Dans cet exemple, utiliser le balayage MRM créé précédemment. Suivre le flux de travail deux fois de plus pour s'entraîner, une fois en utilisant la méthode Q1MS et la deuxième fois en utilisant la méthode Q1MI.


Ajouter des ensembles et des échantillons à un lot

Un ensemble peut être composé d'un seul ou de plusieurs échantillons.

Remarque : Pour plus d'informations sur le rajout d'une quantification sur un lot, consultez le *Guide de l'utilisateur expert*.


1. Dans la barre de navigation, sous **Acquire**, double-cliquez sur **Build Acquisition Batch**.

Figure 12-2 Boîte de dialogue Batch Editor

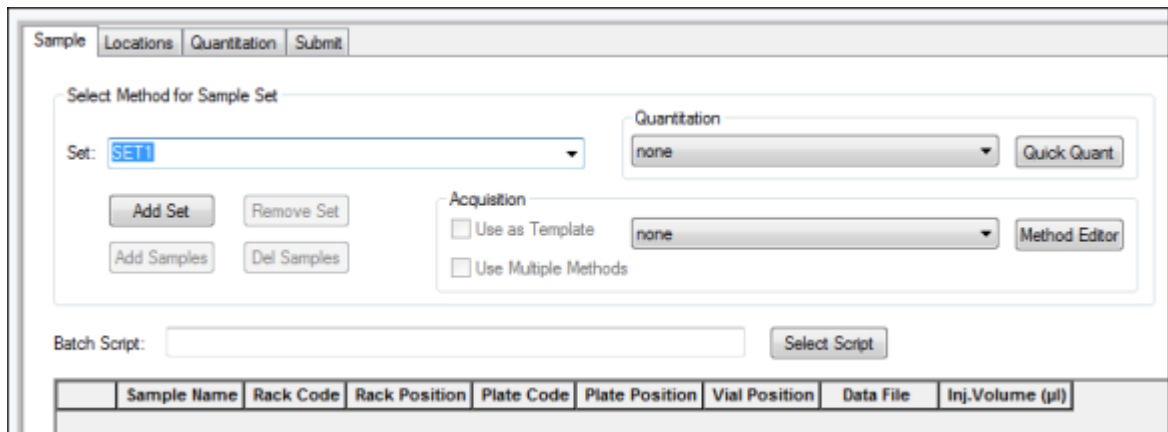

2. Dans l'onglet **Sample** (échantillon), dans la liste **Set** (Réglage), tapez un nom.
3. Cliquez sur **Add Set (Ajouter un ensemble)**.
4. Cliquez sur **Add Samples** pour ajouter des échantillons au nouvel ensemble.

Figure 12-3 Boîte de dialogue Add Sample

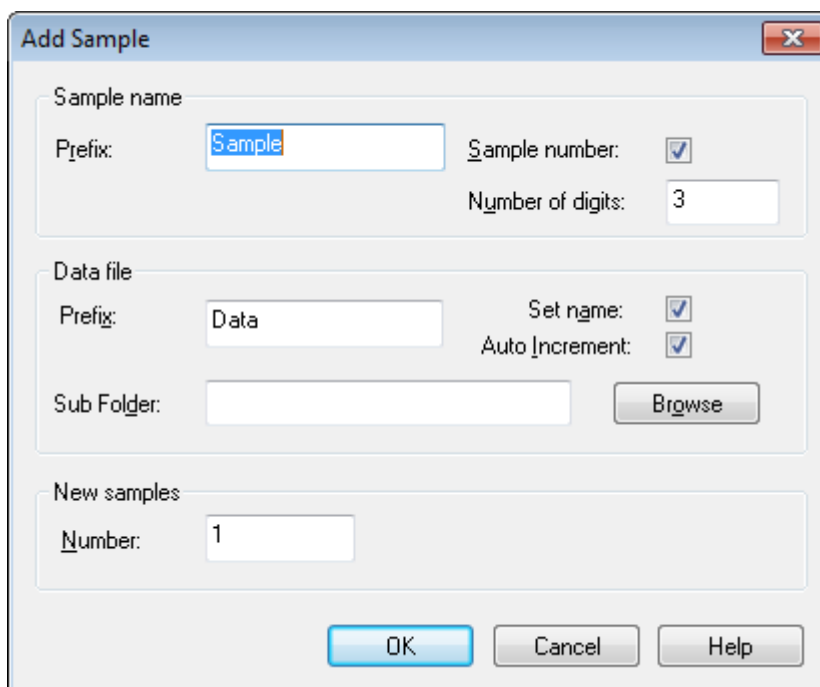

5. Dans la section **Sample name**, dans le champ **Prefix**, entrez un nom pour les échantillons de cet ensemble.

6. Pour ajouter une numérotation progressive à la fin du nom de l'échantillon, sélectionnez la case **Sample number** (Numéro d'échantillon).
7. Si la case **Sample number** (Numéro d'échantillon) est sélectionnée, dans le champ **Number of digits** (Nombre de chiffres), saisissez le nombre de chiffres à inclure dans le nom de l'échantillon.

Par exemple, si vous saisissez 3, les noms des échantillons pourraient être `samplename001`, `samplename002` et `samplename003`.

8. Dans la **Data file** (Fichier de données), dans **Prefix** (Préfixe), entrez un nom pour le fichier de données qui stockera les informations relatives à l'échantillon.
9. Sélectionnez **Set name (Nom de l'ensemble)** à utiliser comme partie intégrante du nom du fichier de données.
10. Sélectionnez **Auto Increment (Auto incrémentation)** pour incrémenter automatiquement les noms de fichiers de données.

Remarque : Les données de chaque échantillon peuvent être stockées dans le même fichier de données ou dans un fichier de données distinct. Les noms du fichier de données auront un suffixe numérique commençant par 1.

11. Saisissez un nom dans le champ **Sub Folder** (Sous-dossier).

Le classeur est stocké dans le dossier Data (Données) correspondant au projet actuel. Si le champ **Sub Folder** (Sous-dossier) est laissé vide, le fichier de données est stocké dans le dossier **Data** (Données) et aucun sous-dossier n'est créé.

12. Dans la section **New samples**, dans le champ **Number**, entrez le nombre de nouveaux échantillons à ajouter.
13. Cliquez sur **OK**.

Le tableau des échantillons complète les noms des échantillons et les noms des fichiers de données.

Conseil ! Fill Down et Auto Increment sont des options disponibles dans le menu contextuel après la sélection d'une colonne de tête unique ou de plusieurs lignes d'une colonne.

14. Dans l'onglet Sample, dans la section **Acquisition**, sélectionnez une méthode à partir de la liste.

En fonction de la manière dont le système est configuré, les informations spécifiques à l'auto-échantillonneur doivent être entrées. Même si le volume d'injection est défini dans la méthode, l'utilisateur peut le modifier pour un ou plusieurs échantillons en changeant la valeur dans la colonne volume d'injection.

Remarque : Pour utiliser des méthodes différentes pour certains des échantillons dans cet ensemble, sélectionnez la case **Use Multiple Methods**. La colonne **Acquisition Method** s'affiche dans le tableau **Sample**. Sélectionnez la méthode d'acquisition pour chaque échantillon dans cette colonne.

15. Pour modifier les volumes d'injection à partir des volumes répertoriés dans la méthode, dans **Inj. Colonne volume (µl)**, saisissez le volume d'injection pour chaque échantillon.

16. Pour définir les emplacements des échantillons, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - [Réglez les emplacements de l'échantillon dans l'Éditeur de lot à la page 144](#)
 - [Sélectionner les emplacements des flacons à l'aide de l'onglet Locations \(facultatif\) à la page 145](#)
17. (Facultatif) Pour définir les détails de quantification avant d'envoyer le lot, consultez [Définir les détails de quantification dans Batch Editor \(facultatif\) à la page 146](#).
18. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

Remarque : L'ordre des échantillons peut être modifié avant qu'ils ne soient envoyés vers la file d'attente. Pour modifier l'ordre des échantillons, sous l'onglet **Submit**, double-cliquez sur n'importe quel nombre à l'extrême gauche du tableau (une case floue est visible), puis faites-le glisser jusqu'au nouvel emplacement.


19. Si la section **Submit Status** (Envoyer état) contient un message sur l'état du lot, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Si le message indique que le lot est prêt pour envoi, passez à l'étape [20](#).
 - Si le message indique que le lot n'est pas prêt, apportez les changements comme indiqué par le message.
20. Après avoir confirmé que toutes les informations du lot sont correctes, cliquez sur **Submit**.

Le lot est ajouté à la file d'attente et peut être visualisé dans Queue Manager.

21. Enregistrer le fichier.

Équilibrer le système

Équilibrez le système avant de soumettre un lot. L'équilibrage chauffe et prépare le spectromètre de masse pour l'échantillon ou le lot suivant.

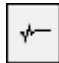1. Cliquez sur .

La boîte de dialogue Equilibrate s'ouvre.

2. Sélectionnez la méthode d'acquisition utilisée pour le lot soumis.
3. Indiquez le temps d'équilibrage en minutes dans le champ **Time (min)**.
4. Sélectionnez **OK**. Le système démarre l'équilibrage.

Une fois l'équilibrage terminé, l'état du système devient Ready.

Conseil ! Si l'équilibrage ne se termine pas comme prévu, ou si l'état du système ne passe pas à Ready une fois l'équilibrage terminé, assurez-vous que :

- le profil de matériel activé est adapté à la méthode d'acquisition ;
 - le système HPLC est allumé ;
 - le système HPLC a bien établi la communication avec le logiciel.
-

Soumettre un échantillon ou un groupe d'échantillons

Remarque : Analysez à nouveau l'échantillon en cas d'arrêt anormal lors de l'acquisition de l'échantillon. Si l'interruption anormale est due à une panne d'alimentation, la température du plateau de l'auto-échantillonneur n'est pas maintenue et l'intégrité des échantillons peut être compromise.

1. Sélectionnez un échantillon ou un groupe d'échantillons.
2. Cliquez sur l'onglet **Submit** (envoyer) sur le **Batch Editor** (éditeur de lots).
3. Si la section **Submit Status** (Statut de l'envoi) contient un message sur l'état du lot, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Si le message indique que le lot est prêt à être envoyé, passez alors à l'étape suivante.
 - Si le message indique que le lot n'est pas prêt à être envoyé, apportez les changements indiqués dans le message.
4. Cliquez sur **Submit**.


Changer l'ordre de l'échantillon

L'ordre des échantillons peut être modifié avant qu'ils ne soient envoyés dans la **Queue** (File d'attente).

- Dans l'onglet **Submit** (Soumettre), double cliquez sur un des nombres à l'extrême gauche du tableau (une case floue est visible), puis faites-les glisser vers le nouvel emplacement.

Acquérir les données


Le système ne doit pas être en mode Tune and Calibrate lorsque l'acquisition de l'échantillon a démarré. De la même manière, si le système a déjà été exécuté dans la journée, et n'a pas encore été mis en mode Standby, l'acquisition de l'échantillon démarre automatiquement.

1. Assurez-vous que la température du four à colonne est atteinte.
2. Assurez-vous que l'icône  n'est pas enfoncée.
3. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Acquire**.

4. Cliquez sur **View (Afficher) > Sample Queue (Liste d'attente des échantillons)**.

Tous les échantillons envoyés s'affichent lors de l'ouverture du Queue Manager (Gestionnaire de file d'attente).

Figure 12-4 Gestionnaire de file d'attente

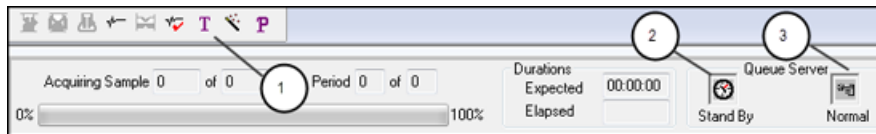

Élément	Description
1	N'appuyez pas sur l'icône Reserve Instrument for Tuning (Réserver l'instrument pour l'ajustement).
2	La file d'attente doit être en mode Ready.
3	Le serveur de file d'attente doit être dans l'état Normal (Normal). Voir États de la file d'attente à la page 149 .

5. Cliquez sur **Acquire (Acquérir) > Start Sample (Démarrer échantillon)**.

Réglez les emplacements de l'échantillon dans l'Éditeur de lot

Si un auto-échantillonneur est utilisé dans la méthode d'acquisition, alors les positions des fioles d'échantillons doivent être définies dans l'acquisition par lot. Définissez l'emplacement de l'échantillon dans l'onglet **Sample** (Échantillon) ou dans l'onglet **Locations** (Emplacements). Pour plus d'informations sur la création de lots, reportez-vous à [Ajouter des ensembles et des échantillons à un lot à la page 139](#)

- Dans l'onglet **Sample** (Échantillon), dans la liste **Set** (Réglage), sélectionnez le réglage.
- Pour chaque échantillon dans l'ensemble, faire ce qui suit si nécessaire:
 - Dans la colonne **Rack Code (Code Rack)**, sélectionnez le type de carrousel.
 - Dans la colonne **Rack Position (Position Rack)**, sélectionnez la position du carrousel dans l'auto-échantillonneur.
 - Dans la colonne **Plate Code (Code Plaque)**, sélectionnez le type de plaque.
 - Dans la colonne **Plate Position (Position Plaque)**, sélectionnez la position de la plaque sur le carrousel.
 - Dans la colonne **Vial Position (Position Flacons)**, sélectionnez la position des flacons dans la plaque ou le plateau.
- Enregistrer le fichier.

Sélectionner les emplacements des flacons à l'aide de l'onglet Locations (facultatif)

1. Cliquez sur l'onglet **Locations (Emplacements)** dans le **Batch Editor (Éditeur de lot)**
2. Sélectionnez le réglage dans la liste **Set (Réglage)**.
3. Sélectionnez l'auto-échantillonneur dans la liste **Autosampler (Auto-échantillonneur)**.
4. Dans l'espace associé au carrousel, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez le type de carrousel.

Les plaques ou plateaux sont indiqués dans le carrousel.

5. Double-cliquez dans l'espace blanc étiqueté « type de carrousel ». Une disposition visuelle du carrousel d'échantillons apparaît.


Le nombre exact d'espaces dans le carrousel pour l'auto-échantillonneur apparaît dans la représentation graphique du carrousel.

6. Double-cliquer sur l'un des rectangles.

Les cercles indiquant les puits ou les flacons pour la plaque ou le plateau apparaissent.

Conseil ! Pour voir le numéro du flacon correspondant dans la représentation graphique, déplacez le curseur sur la position d'échantillon. Utilisez cette information pour confirmer que la position des flacons dans le logiciel correspond à la position des flacons dans l'auto-échantillonneur.

Figure 12-5 Onglet Locations

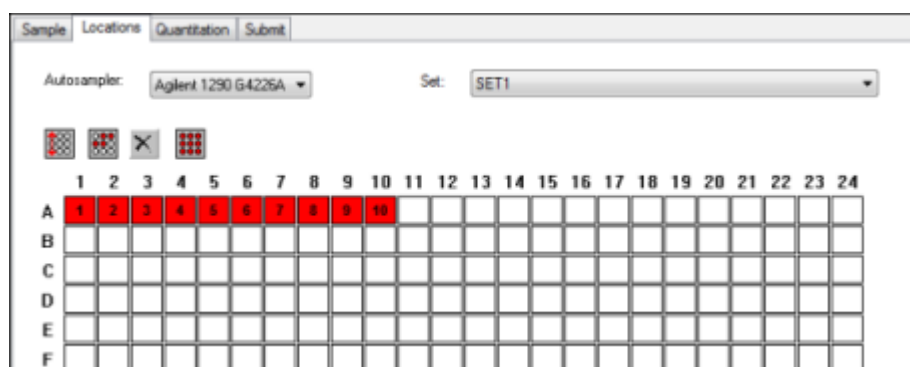

Remarque : Selon l'auto-échantillonneur utilisé, il peut ne pas être nécessaire de renseigner les détails dans les colonnes supplémentaires.

7. Pour choisir de marquer les échantillons par ligne ou colonne, cliquez sur le bouton de sélection **Row/Column selection** (Sélection ligne/colonne).

Si le bouton affiche une ligne horizontale rouge, le **Batch Editor** (Éditeur de lot) marque les échantillons par ligne. Si le bouton affiche une ligne verticale rouge, le **Batch Editor** (Éditeur de lot) marque les échantillons par colonne.

8. Cliquez sur les puits ou les flacons d'échantillon dans l'ordre d'analyse.

Conseil ! Cliquez à nouveau sur un puits ou un flacon sélectionné pour effacer.

Conseil ! Pour remplir automatiquement les échantillons, appuyez sur la touche **Shift** tout en cliquant sur le premier et le dernier flacons d'un jeu. Pour effectuer plusieurs injections à partir du même flacon, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée tout en cliquant sur l'emplacement du flacon. Le cercle rouge devient vert.

Définir les détails de quantification dans Batch Editor (facultatif)

Si une méthode de quantification est utilisée avec un lot et que l'utilisateur ne veut pas sélectionner les détails de quantification après l'acquisition, les détails de quantification (type d'échantillon, concentration de l'échantillon) doivent alors être définis avant l'envoi du lot.

Les colonnes Internal Standard et Standard appropriées s'affichent sous l'onglet Quantitation selon la méthode de quantification sélectionnée sous l'onglet Sample.

1. Un fichier de séquence d'injection étant ouvert dans la fenêtre **Batch Editor**, cliquez sur l'onglet **Quantitation**.
2. Sélectionnez l'ensemble contenant les échantillons.
3. Sélectionnez un **Quant Type** (Type de quantification) dans la liste de la cellule.
4. Le cas échéant, saisissez la concentration de l'analyte dans la colonne **Analyte**.
5. Le cas échéant, saisissez la concentration du standard interne dans la colonne **Internal Standard**.
6. Répétez cette procédure pour chaque ensemble du lot.

Arrêter l'acquisition d'échantillons

Lorsqu'une acquisition d'échantillon est arrêtée, l'acquisition en cours se termine avant qu'elle soit interrompue.

1. Dans **Queue Manager**, cliquez sur l'échantillon dans la file d'attente après le point où l'acquisition devrait s'arrêter.
2. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Acquire**.
3. Cliquez sur **Acquire > Stop Sample**.

La file d'attente s'arrête après le balayage en et quand l'échantillon sélectionné se termine. L'état de l'échantillon dans la fenêtre **Queue Manager (Local)**, passe à **Terminated** et tous les autres échantillons de la file d'attente sont en mode **Waiting**.

4. Pour poursuivre le traitement du lot, cliquez sur **Acquire > Start Sample**.

Importer des fichiers de lot

Il est possible d'importer un fichier texte contenant des informations sur le lot au lieu de créer un lot **Batch Editor**. Si tous les détails sur les échantillons sont présents dans une feuille de calcul, il est plus rapide de réorganiser et d'importer les données dans la feuille de calcul que de saisir manuellement les données dans **Batch Editor**.

Avant d'importer les informations sur le lot à partir d'un fichier texte, veillez à ce que les données contenues dans le fichier soient organisées et formatées correctement. En particulier, les en-têtes de colonne de la feuille de calcul doivent correspondre aux en-têtes de colonne de **Batch Editor**.

Créer un lot dans un fichier texte

Conditions préalables

Veillez à ce que le profil de matériel actif contienne tous les périphériques qui seront utilisés pour acquérir les échantillons.

Pour vous assurer que le fichier texte contient les en-têtes adéquats, créez un lot à l'aide du Batch Editor (Éditeur de lot), exportez-le sous forme de fichier texte, tapez les valeurs appropriées dans un tableur, puis réimportez le fichier dans le Batch Editor (Éditeur de lot). Un lot ne peut être exporté que s'il contient au moins un ensemble d'au moins un échantillon. Le fichier texte enregistré peut ensuite servir de modèle.

1. Dans **Batch Editor** (Éditeur de lots), créez un lot avec un seul ensemble et un seul échantillon.
2. Cliquer sur **File > Export (Fichier - Exporter)**.

La boîte de dialogue **Save As** (Enregistrer sous) s'ouvre.

3. Dans le champ **File name** (Nom du fichier), entrez le nom à utiliser pour le fichier texte, puis cliquez sur **Save** (Enregistrer).
4. Ouvrir le fichier texte dans un tableur, par exemple Microsoft Excel.
5. Saisissez ou copier et coller les détails des échantillons : un échantillon par ligne, les détails étant placés sous les en-têtes correspondants.

Remarque : Ne supprimer aucune colonne. Les colonnes de la feuille de calcul doivent correspondre aux colonnes dans Batch Editor.

6. Enregistrer le fichier texte modifié en tant que fichier .txt ou .csv, puis fermer le tableur.

Le fichier texte est maintenant prêt à être importé dans Batch Editor.

Importer un lot depuis un fichier texte

1. Dans **Batch Editor** (éditeur de lots), sous l'onglet **Sample** (échantillon), cliquez avec le bouton droit de la souris puis cliquez sur le fichier **Import From > File**.

La boîte de dialogue **Open** s'ouvre.

2. Cliquez sur le fichier texte requis, puis cliquez sur **Open** (ouvrir).

En cas d'utilisation d'un auto-échantillonneur, la boîte de dialogue **Select Autosampler** (sélectionner un auto-échantillonneur) s'ouvre.

Remarque : Si le fichier texte enregistré n'est pas visible dans la liste **Files of type**, sélectionnez **Microsoft Text Driver (*.txt ; *.csv)**. Les fichiers portant l'extension .txt apparaissent dans le champ.

3. Dans la liste d'auto-échantillonneurs, sélectionnez l'auto-échantillonneur puis cliquez sur **OK**.


Le tableau d'échantillons se remplit avec les détails extraits du fichier texte.

4. Envoyer le lot.

Menu contextuel Batch Editor

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le tableau **Batch Editor** pour accéder aux options.

Figure 12-6 Menu contextuel du lot

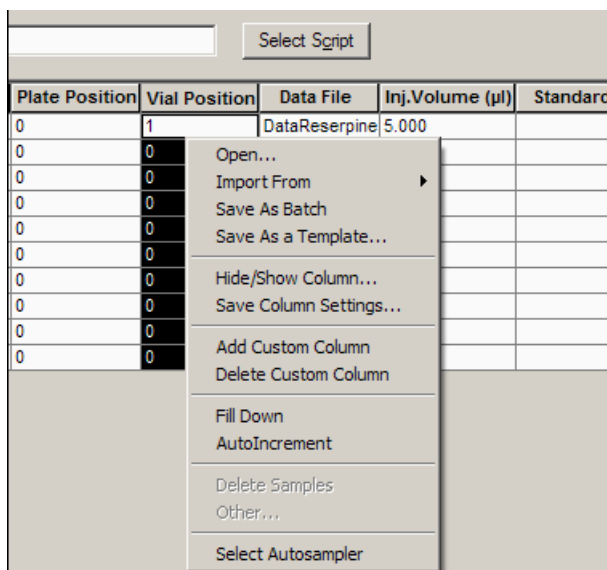

Menu	Fonction
Ouvrir	Ouvre un fichier de séquence d'injections.
Importer à partir de	Importe un fichier.
Enregistrer sous forme de lot	Enregistre le lot sous un nom différent.
Save As a template (Enregistrer comme modèle)	Enregistre le lot en tant que modèle.
Masquer/Afficher la colonne	Masque ou affiche une colonne.
Enregistrer les paramètres de colonne	Enregistre les paramètres de colonne par lot.
Ajouter Colonne personnalisée	Ajoute une colonne personnalisée.
Supprimer Colonne personnalisée	Supprime une colonne personnalisée.
Remplir vers le bas	Copie les mêmes données dans les cellules sélectionnées.
Incrémementation automatique	Remplit les données automatiquement dans les cellules sélectionnées.
Supprimer des échantillons	Supprime la ligne sélectionnée.
Sélectionnez Auto-échantillonneur	Sélectionne un auto-échantillonneur.

États de la file d'attente et état du périphérique

Le gestionnaire de file d'attente **montre la file d'attente, les lots et l'état de l'échantillon**. Les informations détaillées d'un échantillon particulier dans la file d'attente peuvent également être consultées.

Conseil ! Cliquez sur  pour voir la file d'attente.

États de la file d'attente

L'état actuel de la file d'attente est indiqué dans le **Queue Server**.

Figure 12-7 Serveur de file d'attente affichant un mode Normal

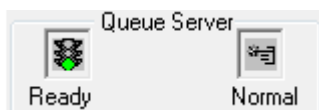
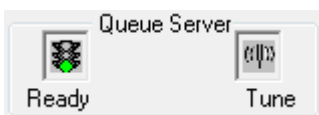


Figure 12-8 Serveur de file d'attente affichant un mode Réglage


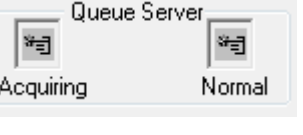
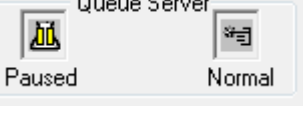


La première icône indique l'état de la file d'attente. La deuxième icône indique si la file d'attente est en mode **Tune** ou en mode **Normal** (pour l'exécution des échantillons). Le [Tableau 12-1](#) décrit les icônes et les états de la file d'attente.

Tableau 12-1 États de la file d'attente

Icônes	Phase	Définition
<p>The screenshot shows the Queue Server interface with a traffic light icon where the top red light is lit, labeled 'Not Ready', and a document icon with a checkmark labeled 'Normal'.</p>	Pas prêt	Le profil matériel est désactivé et la file d'attente n'accepte aucun des échantillons soumis.
<p>The screenshot shows the Queue Server interface with a clock icon labeled 'Stand By' and a document icon with a checkmark labeled 'Normal'.</p>	En attente	Le profil matériel a été activé, mais tous les périphériques sont inactifs. Les pompes ne sont pas en route et le gaz est coupé.
<p>The screenshot shows the Queue Server interface with a flame icon labeled 'Warming Up' and a document icon with a checkmark labeled 'Normal'.</p>	Préchauffage	L'équilibrage du spectromètre de masse et des périphériques, la préparation des colonnes, le lavage de l'aiguille de l'auto-échantillonneur et la montée en température des fours à colonne sont en cours. La durée de l'équilibrage est sélectionnée par l'opérateur. À partir de cette phase, le système peut passer à l'état Ready (Prêt).
<p>The screenshot shows the Queue Server interface with a traffic light icon where the top red light is lit, labeled 'Ready', and a document icon with a checkmark labeled 'Normal'.</p>	Prêt	Le système est prêt à commencer le traitement des échantillons et les périphériques ont été équilibrés et sont prêts à fonctionner. À cette phase, la file d'attente peut recevoir des échantillons qui seront traités après leur soumission acceptée.
<p>The screenshot shows the Queue Server interface with an hourglass icon labeled 'Waiting' and a document icon with a checkmark labeled 'Normal'.</p>	En attente	Le système lancera automatiquement l'acquisition lorsque l'échantillon suivant sera présenté.

Tableau 12-1 États de la file d'attente (Suite)

Icônes	Phase	Définition
	Préexécuter	La méthode est téléchargée pour chaque périphérique avec un rééquilibrage. Cette phase a lieu avant l'acquisition de chaque échantillon dans un lot.
	Acquisition	La méthode fonctionne et l'acquisition des données a lieu.
	En pause	Le système a été mis en pause pendant l'acquisition.

Vue Instrumentation et icônes de l'état des périphériques

Les icônes représentant le spectromètre de masse et chaque périphérique présent dans la configuration matérielle active s'affichent sur la barre d'état en bas à droite de la fenêtre. L'utilisateur peut afficher le statut détaillé d'une pompe LC pour vérifier si la pression de celle-ci est adéquate ou afficher le statut détaillé du spectromètre de masse pour vérifier la température de la source d'ions.

Remarque : Pour chaque état, la couleur d'arrière-plan peut être le rouge. Un arrière-plan rouge signifie que le périphérique a rencontré une erreur au cours de cette phase.

- Sur la barre d'état, double cliquez sur l'icône correspondant au périphérique ou au spectromètre de masse.

La boîte de dialogue Instrument Status (État de l'instrument) s'ouvre.

Tableau 12-2 Icônes d'état de l'instrument et du périphérique









Statut	Icône	Couleur d'arrière-plan	Description
En veille		Vert ou jaune	Le périphérique n'est pas en fonction. Si l'arrière-plan est de couleur jaune, le périphérique doit être équilibré avant qu'il ne soit prêt à fonctionner. Si la couleur d'arrière-plan est verte, le périphérique est prêt à fonctionner.
Équilibrage		Vert ou jaune	Le périphérique est équilibré.
En attente		Vert	Le périphérique est en attente d'un ordre du logiciel ou d'un autre périphérique, ou de quelque action de la part de l'opérateur.


Tableau 12-2 Icônes d'état de l'instrument et du périphérique (Suite)

Statut	Icône	Couleur d'arrière-plan	Description
En fonction		Vert	Le périphérique est en train d'analyser un lot.
Abandon		Vert	Le périphérique abandonne une exécution.
Téléchargement		Vert	Une méthode est en cours de transfert vers le périphérique.
Prêt		Vert	Le périphérique n'est pas en fonctionnement mais est prêt.
Erreur		Rouge	Le périphérique a rencontré une erreur qui doit faire l'objet d'étude.

Menu contextuel Queue

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le tableau Queue (File d'attente) pour accéder aux options.

Figure 12-9 Menu contextuel du gestionnaire de file d'attente

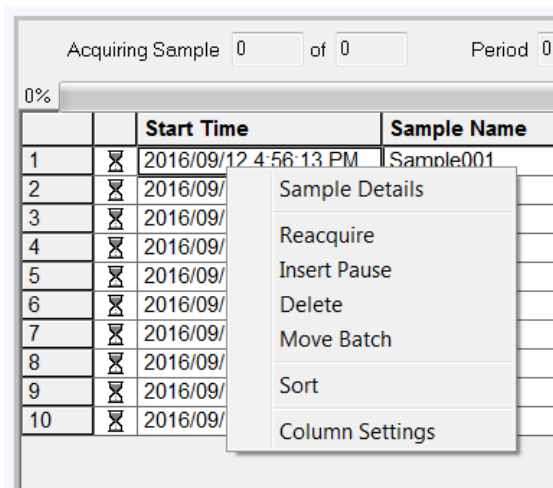

Menu	Fonction
Détails sur l'échantillon	Ouvre la boîte de dialogue Détails sur l'échantillon
Réacquérir	Acquiert un nouvel échantillon.
Insérer pause	Insère une pause, en secondes, entre deux échantillons.
Supprimer	Supprime le lot ou les échantillons sélectionnés.
Déplacer le lot	Déplace le lot dans la file d'attente.

Menu	Fonction
Trier	Trie selon la colonne présélectionnée.
Paramètres colonne	Modifie les paramètres de colonne.

Informations relatives au service et à la maintenance

13

Nettoyez et maintenez régulièrement le système pour des performances optimales.



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Ne retirez pas les capots. Le retrait des capots peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du système. Il n'est pas nécessaire de retirer les capots pour procéder à la maintenance courante, à l'inspection ou au réglage. Contactez un technicien de service (FSE) SCIEX pour exécuter les réparations qui nécessitent de retirer les capots.



AVERTISSEMENT ! Risque de radiation, risque biologique ou risque de toxicité chimique. Déterminez si une décontamination est nécessaire avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Le client doit décontaminer le système avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien si des matières radioactives, des agents biologiques ou des produits chimiques toxiques ont été utilisés avec le système.

Calendrier recommandé de maintenance

Le [Tableau 13-1](#) fournit un programme recommandé pour le nettoyage et la maintenance du système.

Conseil ! Exécutez les tâches de maintenance régulièrement afin de garantir le fonctionnement optimal du spectromètre de masse.

Pour plus d'informations sur la maintenance de la source d'ions, consultez le *Guide de l'utilisateur* de la source d'ions.

Contactez un responsable de maintenance qualifié pour commander les consommables. Contacter un technicien de service SCIEX pour toute tâche de maintenance, de réparation et d'assistance.

Tableau 13-1 Tâches de maintenance

Composant	Fréquence	Tâche	Pour plus d'informations ...
Système			
Tubulure	Quotidienne	Inspectez la tubulure et les raccords pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et qu'il n'y a aucune fuite.	Voir Précautions chimiques à la page 11 .

Tableau 13-1 Tâches de maintenance (Suite)

Composant	Fréquence	Tâche	Pour plus d'informations ...
Spectromètre de masse			
Plaque rideau	Quotidienne	Nettoyez	Voir Nettoyez la plaque rideau à la page 161 .
Plaque à orifice (avant)	Quotidienne	Nettoyez	Voir Nettoyez l'avant de la plaque à orifice à la page 162 .
Huile de pompe primaire	Hebdomadaire	Inspectez le niveau	Voir Vérifier le niveau d'huile de la pompe primaire à la page 163 .
Filtre à air du spectromètre de masse	Tous les 6 mois	Remplacez	Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.
Huile de pompe primaire	Tous les ans	Remplacez	Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.
Surfaces de l'instrument	Selon les besoins	Nettoyez	Voir Nettoyer les surfaces à la page 156 .
Bouteille de vidange de la source	Selon les besoins	Videz	Voir Vider le conteneur de trop-plein à la page 164 .
Plaque à orifice (avant et arrière)	Selon les besoins	Nettoyez	Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.
Guide d'ions IonDrive™ QJet et lentille IQ0	Selon les besoins	Nettoyez	Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.
Jeu de barreaux Q0 et lentilles IQ1	Selon les besoins	Nettoyez	Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.
Huile de pompe primaire	Selon les besoins	Remplissez	Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.
Élément chauffant de l'interface	Selon les besoins	Remplacez	Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.
Source d'ions			
Électrodes TurbolonSpray® et APCI	Selon les besoins	Inspectez et remplacez	Consultez le <i>guide de fonctionnement</i> de la source d'ions.

Tableau 13-1 Tâches de maintenance (Suite)

Composant	Fréquence	Tâche	Pour plus d'informations ...
Aiguille de décharge corona	Selon les besoins	Remplacez	Consultez le <i>guide de fonctionnement</i> de la source d'ions.
Élément chauffant Turbo	Selon les besoins	Remplacez	Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.
Tubulure d'échantillonnage	Selon les besoins	Remplacez	Consultez le <i>guide de fonctionnement</i> de la source d'ions.

Pour les tâches « selon les besoins », suivez ces directives :

- Nettoyez les surfaces du spectromètre de masse après un déversement ou si elles sont sales.
- Videz la bouteille de vidange lorsqu'elle est pleine.
- Nettoyer la plaque à orifice, le guide d'ions IonDrive™ QJet et la zone Q0 si la sensibilité du système se dégrade.

Conseil ! Nettoyez la zone Q0 régulièrement afin de minimiser l'impact de la charge (perte considérable de sensibilité des ions d'intérêt sur une courte durée) sur les quadripôles et les lentilles. Contactez un responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service.

- Nettoyez le guide d'ions IonDrive™ QJet et la zone Q0 si la sensibilité du système se dégrade.

Conseil ! Nettoyez la zone Q0 régulièrement afin de minimiser l'impact de la charge (perte considérable de sensibilité des ions d'intérêt sur une courte durée) sur les quadripôles et les lentilles. Contactez un responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service.

- Remplissez l'huile de la pompe primaire lorsqu'elle descend en dessous du niveau d'huile minimum.

Nettoyer les surfaces

Nettoyez les surfaces externes du spectromètre de masse après un déversement ou si elles sont sales.

ATTENTION : Risque d'endommagement du système. Utilisez uniquement les méthodes et matériaux de nettoyage recommandés pour éviter d'endommager l'équipement.

1. Essuyer les surfaces extérieures avec un chiffon doux humidifié à l'eau tiède et savonneuse.
2. Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède et savonneuse.

Nettoyer la façade

L'avertissement suivant s'applique à toutes les procédures de cette section :



AVERTISSEMENT ! Risque sur surface chaude. Lorsque vous utilisez la source d'ions IonDrive™ Turbo V, laissez la source d'ions et l'interface refroidir pendant au moins 90 minutes avant de commencer les procédures de maintenance. Lorsque vous utilisez la source d'ions Turbo V™ ou DuoSpray™, laissez la source d'ions et l'interface refroidir pendant au moins 30 minutes avant de commencer les procédures de maintenance. Lorsque vous utilisez la source d'ions NanoSpray®, laissez la source d'ions et l'interface refroidir pendant au moins 60 minutes avant de commencer les procédures de maintenance. Certaines surfaces de la source d'ions et de l'interface avec le vide deviennent chaudes pendant le fonctionnement.

Nettoyez l'avant du spectromètre de masse de manière classique pour :

- minimiser les temps d'arrêt du système,
- maintenir une sensibilité optimale,
- éviter un nettoyage plus important lors des visites d'entretien.

Lors d'une contamination, effectuez un premier nettoyage de routine. Nettoyez jusqu'à (et y compris) l'avant de la plaque à orifice. Si le nettoyage de routine ne résout pas les problèmes de sensibilité, un nettoyage complet sera peut-être nécessaire. Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.

Cette section fournit des instructions pour le nettoyage de routine sans interrompre le vide.

Remarque : Suivez l'ensemble des réglementations locales applicables. Pour obtenir des consignes de santé et de sécurité, consultez [Précautions chimiques à la page 11](#).

Symptômes de contamination

Le système peut être contaminé si l'un des éléments suivants est observé :

- Importante perte de sensibilité.
- Bruit de fond accru.
- Les pics supplémentaires qui ne font pas partie de l'échantillon sont affichés dans les méthodes à balayage complet ou à balayage d'exploration.

Si l'utilisateur détecte l'un de ces problèmes, nettoyer la façade du spectromètre de masse.

Matériel nécessaire

Remarque : Les clients basés aux États-Unis peuvent composer le 877-740-2129 pour les informations de commande et les demandes de renseignements. Les clients internationaux peuvent consulter le site sciex.com/contact-us.

- Gants non poudrés (nitrile ou néoprène recommandé)
- Lunettes de sécurité
- Blouse de laboratoire
- Eau (pure) fraîche et de grande qualité (minimum eau dé-ionisée 18 M Ω [DI] ou eau de qualité HPLC ultra-pure). De l'eau ancienne peut contenir des éléments susceptibles de contaminer le spectromètre de masse.
- Méthanol, isopropanol (2-propanol) ou acétonitrile de qualité MS
- Solution de nettoyage. Utilisez l'une des options suivantes :
 - 100 % de méthanol
 - 100 % d'isopropanol
 - Solution à 1:1 d'acétonitrile et d'eau (préparation au jour le jour)
 - Solution à 1:1 d'acétonitrile et d'eau avec 0,1 % d'acide acétique (préparation au jour le jour)
- Bécher propre en verre de 1 l ou 500 ml pour préparer des solutions de nettoyage
- Bécher de 1 l pour récupérer le solvant utilisé
- Conteneur de déchets organiques
- Lingettes non pelucheuses. Voir [Outils et fournitures disponibles auprès du fabricant à la page 158](#).
- (En option) Écouvillons en polyester (poly)

Outils et fournitures disponibles auprès du fabricant

Description	Numéro de référence
Écouvillon en polyester (thermolié). Disponible également dans le kit de nettoyage.	1017396
Lingette non pelucheuse (11 cm x 21 cm). Disponible également dans le kit de nettoyage.	018027
Kit de nettoyage. Comprend les petits écouvillons en polyester, les lingettes non pelucheuses, l'outil de nettoyage du Q0, la brosse de nettoyage conique du guide d'ions IonDrive™ QJet, la brosse de nettoyage du Q0 et des sachets d'Alconox.	5021294

Bonnes pratiques de nettoyage



AVERTISSEMENT ! Risque sur surface chaude. Lorsque vous utilisez la source d'ions IonDrive™ Turbo V, laissez la source d'ions et l'interface refroidir pendant au moins 90 minutes avant de commencer les procédures de maintenance. Lorsque vous utilisez la source d'ions Turbo V™ ou DuoSpray™, laissez la source d'ions et l'interface refroidir pendant au moins 30 minutes avant de commencer les procédures de maintenance. Lorsque vous utilisez la source d'ions NanoSpray®, laissez la source d'ions et l'interface refroidir pendant au moins 60 minutes avant de commencer les procédures de maintenance. Certaines surfaces de la source d'ions et de l'interface avec le vide deviennent chaudes pendant le fonctionnement.



AVERTISSEMENT ! Risque de toxicité chimique. Consultez les *fiches de données de sécurité* des produits chimiques et suivez toutes les procédures de sécurité recommandées lors de la manipulation, du stockage et de l'élimination des produits chimiques. Pour connaître les consignes de santé et de sécurité, consultez le *Guide de l'utilisateur du système*.



AVERTISSEMENT ! Risque de radiation, risque biologique ou risque de toxicité chimique. Déterminez si une décontamination est nécessaire avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Le client doit décontaminer le système avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien si des matières radioactives, des agents biologiques ou des produits chimiques toxiques ont été utilisés avec le système.



AVERTISSEMENT ! Risque pour l'environnement. Ne jetez pas les composants du système dans les déchetteries municipales. Suivez les réglementations locales lors de la mise au rebut des composants.

- Laissez la source d'ions refroidir avant de la retirer.
- Portez systématiquement des gants non poudrés (nitrile ou néoprène de préférence) pour les procédures de nettoyage.
- Après avoir nettoyé les composants du spectromètre de masse et avant de les remonter, enfiler une paire de gants propres et neufs.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage autres que ceux spécifiés dans cette procédure.
- Si possible, préparez les solutions de nettoyage juste avant le nettoyage.
- Préparez et stockez toutes les solutions organiques et celles contenant de l'organique dans du verre très propre uniquement. N'utilisez jamais de bouteilles en plastique. Des contaminants peuvent s'échapper de ces bouteilles et contaminer le spectromètre de masse.
- Pour éviter de contaminer la solution de nettoyage, versez la solution sur la lingette ou sur l'écouvillon.

Informations relatives au service et à la maintenance

- Ne mettez que la partie centrale de la lingette en contact avec la surface du spectromètre de masse. Les bords de coupe peuvent perdre des fibres.

Conseil ! Entourez d'un chiffon l'écouvillon en polyester thermolié.

Figure 13-1 Exemple : pliage de la lingette



- Afin d'éviter toute contamination croisée, jetez la lingette ou l'écouvillon après le premier contact avec la surface.
- Les plus grandes pièces de l'interface de l'enceinte sous vide, comme la plaque rideau, peuvent nécessiter plusieurs nettoyages, utilisez plusieurs lingettes.
- Humidifiez la lingette ou l'écouvillon seulement lorsque vous utilisez de l'eau ou une solution de nettoyage. L'eau, plus souvent que les solvants organiques, risque de désagréger la lingette et de laisser des résidus sur le spectromètre de masse.
- Ne frottez pas la lingette sur l'ouverture. Essayez autour de l'ouverture pour éviter que les fibres de la lingette ne pénètrent dans le spectromètre de masse.
- N'introduisez pas la brosse dans l'orifice de la plaque rideau ou de la plaque à orifice.

Préparer le spectromètre de masse


Remarque : Les spectromètres de masse équipés d'une source d'ions NanoSpray[®] peuvent nécessiter un nettoyage complet afin d'obtenir des résultats optimaux. Contactez un responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.



AVERTISSEMENT ! Risque sur surface chaude. Lorsque vous utilisez la source d'ions IonDrive[™] Turbo V, laissez la source d'ions et l'interface refroidir pendant au moins 90 minutes avant de commencer les procédures de maintenance. Lorsque vous utilisez la source d'ions Turbo V[™] ou DuoSpray[™], laissez la source d'ions et l'interface refroidir pendant au moins 30 minutes avant de commencer les procédures de maintenance. Lorsque vous utilisez la source d'ions NanoSpray[®], laissez la source d'ions et l'interface refroidir pendant au moins 60 minutes avant de commencer les procédures de maintenance. Certaines surfaces de la source d'ions et de l'interface avec le vide deviennent chaudes pendant le fonctionnement.

ATTENTION : Risque d'endommagement du système. Ne rien laisser tomber dans le drain de la source une fois la source d'ions retirée.

Figure 13-2 Drain de la source sur l'interface de l'enceinte sous vide

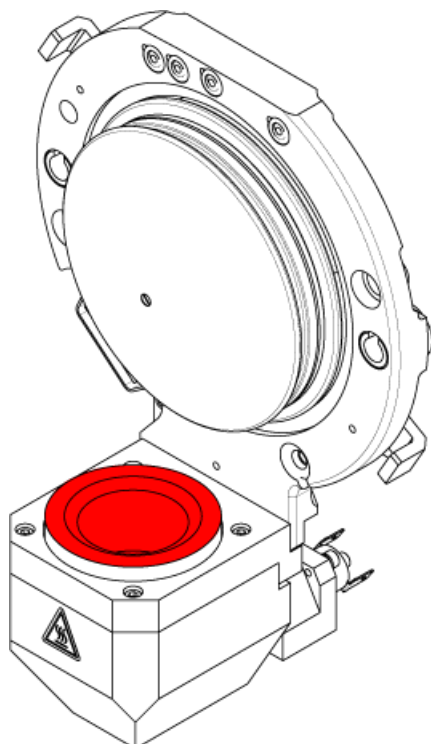

1. Désactivez le profil de matériel.
2. Désactivez la source d'ions. Consultez le *guide de fonctionnement* de la source d'ions.

Lorsque la source d'ions n'est pas utilisée, rangez-la afin de la protéger contre les détériorations et de maintenir l'intégrité de son fonctionnement.

Nettoyez la plaque rideau

ATTENTION : Risque d'endommagement du système. Ne pas poser la plaque rideau ni la plaque à orifice sur la pointe de l'orifice. Vérifiez que le côté conique de la plaque rideau est tourné vers le haut.

ATTENTION : Risque d'endommagement du système. Ne pas introduire de câble ou de brosse métallique dans l'orifice de la plaque rideau, de la plaque à orifice ou du chauffage de l'interface pour éviter d'endommager l'orifice.

1. Ôtez la plaque rideau de l'interface avec le vide, puis placez-la, côté conique tourné vers le haut, sur une surface propre et stable.

Informations relatives au service et à la maintenance

La plaque rideau est tenue en place par trois billes sur ressorts sur la plaque à orifice.

Conseil ! Si la plaque rideau ne se sépare pas immédiatement de la plaque à orifice, tournez légèrement la plaque rideau d'un quart de tour afin de la libérer des billes sur ressort.

- Humidifiez une lingette non pelucheuse avec de l'eau pure et nettoyez les deux côtés de la plaque rideau.

Remarque : Utilisez plusieurs lingettes si nécessaire.

- Répétez l'étape 2 avec la solution de nettoyage.
- Utilisez une lingette humide ou un petit écouvillon pour nettoyer l'ouverture.
- Attendez le séchage de la plaque rideau.
- Inspectez la plaque rideau pour vous assurer qu'elle est exempte de taches de solvant ou de peluches, éliminez les résidus avec une lingette propre, légèrement humide et non pelucheuse.

Remarque : Les taches ou films persistants indiquent la présence d'un solvant contaminé.

Nettoyez l'avant de la plaque à orifice

ATTENTION : Risque d'endommagement du système. Lors du nettoyage de la surface de la plaque à orifice, ne retirez pas le chauffage de l'interface. Le retrait fréquent du chauffage de l'interface peut entraîner une détérioration de celui-ci. La surface du chauffage d'interface peut être nettoyée régulièrement.

ATTENTION : Risque d'endommagement du système. Ne pas introduire de câble ou de brosse métallique dans l'orifice de la plaque rideau, de la plaque à orifice ou du chauffage de l'interface pour éviter d'endommager l'orifice.

- Humidifiez une lingette non pelucheuse avec de l'eau, puis essuyez l'avant de la plaque à orifice, y compris le chauffage d'interface.
- Répétez l'étape 1 avec la solution de nettoyage.
- Attendez le séchage de la plaque à orifice.
- Inspectez la plaque à orifice pour vous assurer qu'elle est exempte de taches de solvant ou de peluches, éliminez les résidus avec une lingette propre, légèrement humide et non pelucheuse.

Remarque : Les taches ou films persistants indiquent la présence d'un solvant contaminé.

Remettre le spectromètre de masse en service


1. Installez la plaque rideau sur le spectromètre de masse.
2. Installez la source d'ions sur le spectromètre de masse. Consultez le *Guide de l'opérateur* de la source d'ions.
3. Activez le profil de matériel. Consultez le *Guide de l'utilisateur du système*.

Vérifier le niveau d'huile de la pompe primaire

- Inspectez le regard en verre sur la pompe primaire pour vérifier que le niveau d'huile est supérieur au repère minimal.

Si le niveau d'huile est inférieur au repère minimal, contactez le responsable de maintenance qualifié (QMP) ou un technicien de service (FSE) SCIEX.

Figure 13-3 Regard en verre

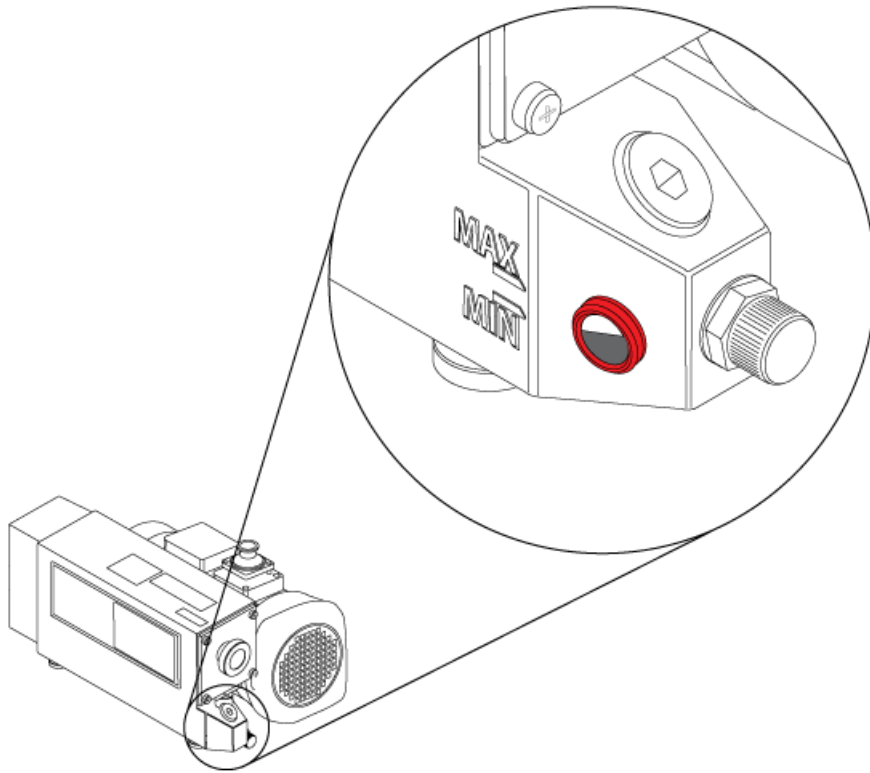

Vider le conteneur de trop-plein



AVERTISSEMENT ! Risque de radiation, risque biologique ou risque de toxicité chimique. Déposez les matières dangereuses dans des conteneurs de déchets convenablement étiquetés et mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales.




AVERTISSEMENT ! Risque de radiation, risque biologique ou risque de toxicité chimique. Veillez à évacuer les gaz d'échappement dans une hotte aspirante de laboratoire prévue à cet effet ou un système d'évacuation et assurez-vous que le tuyau de ventilation est maintenu en place par des pinces. Vérifiez que le laboratoire dispose d'un échange d'air approprié pour le travail effectué.

Inspectez régulièrement le conteneur de trop-plein de l'évacuation de la source et videz-le avant qu'il ne soit plein. Vérifiez également la présence de fuites sur la bouteille et les raccords, et serrez les raccordements ou remplacez des composants si nécessaire. Suivez les étapes de cette procédure pour vider la bouteille.

1. Désactivez la source d'ions. Consultez le *guide de fonctionnement* de la source d'ions.
2. Desserrez les colliers qui relient les tuyaux au capuchon du conteneur de trop-plein.
3. Détachez les tuyaux du capuchon.
4. Le cas échéant, soulevez la bouteille de vidange et retirez-la de son support.
5. Retirez le bouchon du conteneur de trop-plein.
6. Videz le conteneur de trop-plein, puis éliminez les déchets conformément aux procédures de laboratoire et aux réglementations locales concernant les déchets.
7. Remettez le capuchon sur le conteneur, puis replacez le conteneur dans son support.
8. Reliez les tuyaux au capuchon et fixez-les solidement à l'aide des colliers.

Figure 13-4 Conteneur de trop-plein

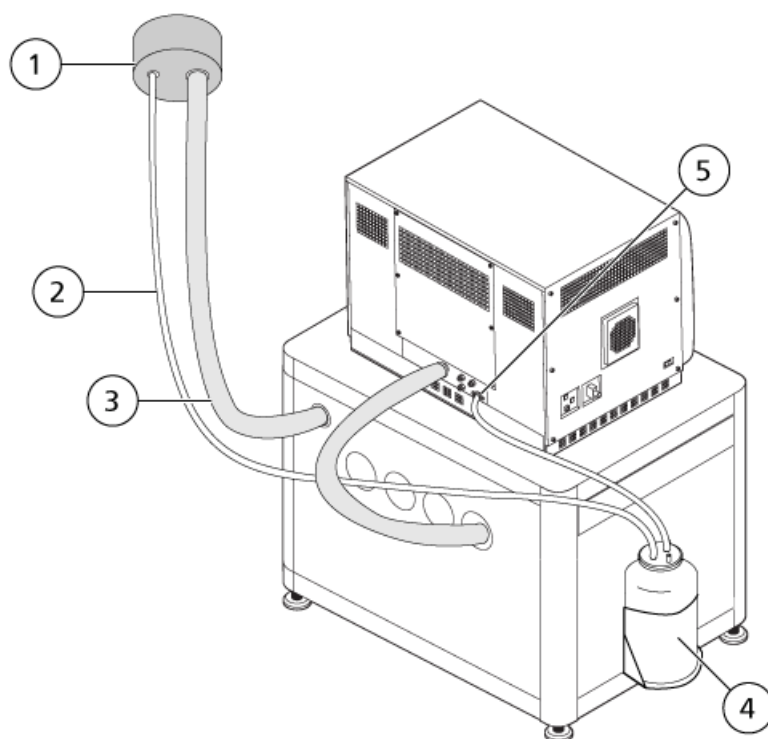

Élément	Description
1	Connexion à la ventilation.
2	Conduite de vidange de l'évacuation de la source : 2,5 cm (1,0 po) de diamètre intérieur
3	Flexible d'évacuation de la pompe primaire : 3,2 cm (1.25 po) de diamètre intérieur

Élément	Description
4	Conteneur de trop-plein. Assurez-vous que le conteneur est bien fixé afin d'empêcher les déversements.
5	Connexion au spectromètre de masse : 1,6 cm (0,625 po) de diamètre intérieur

Remarque : Les raccordements du flexible d'évacuation de la source sur le trop-plein, le spectromètre de masse et la ventilation du laboratoire sont fixés avec des colliers de serrage.

Stockage et manutention



AVERTISSEMENT ! Risque pour l'environnement. Ne jetez pas les composants du système dans les déchetteries municipales. Suivez les réglementations locales lors de la mise au rebut des composants.

Si le spectromètre de masse doit être stocké pendant une période prolongée ou préparé pour son envoi, contactez un technicien de service SCIEX pour obtenir des informations relatives à sa mise hors service. Pour débrancher l'alimentation du spectromètre de masse, retirez la prise électrique de la prise secteur murale.

Remarque : La source d'ions et le spectromètre de masse doivent être transportés et stockés entre -30 °C et +60 °C (-22 °F et 140 °F). Stockez le système à une altitude ne dépassant pas 2 000 m (6 562 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

Dépannage du spectromètre de masse

14

Cette section contient des informations pour le dépannage de problèmes courants sur le système. Certaines activités ne peuvent être effectuées que par un responsable de maintenance qualifié (QMP) formé par SCIEX dans le laboratoire. Pour un dépannage avancé, contactez un technicien de service SCIEX.

Tableau 14-1 Problèmes du système

Symptôme	Cause possible	Action corrective
Le guide d'ions IonDrive™ QJet est extrêmement sale ou est fréquemment sali.	Le débit du Curtain Gas™ est trop faible.	Vérifiez le réglage du paramètre CUR et augmentez-le, le cas échéant.
Une panne du système s'est produite en raison de la pression à vide trop élevée.	<ol style="list-style-type: none">1. Le niveau d'huile de la pompe primaire est trop bas.2. Présence d'une fuite.3. La plaque à orifice installée n'est pas la bonne.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez le niveau d'huile de la pompe primaire, puis contactez le QMP local ou un technicien de service pour ajouter de l'huile.2. Rechercher les fuites et réparer.3. Installer la plaque à trou qui convient.
Une panne du système s'est produite en raison de la température trop élevée du module QPS Exciter.	<ol style="list-style-type: none">1. Le filtre à air du spectromètre de masse est obstrué.2. La température ambiante est trop élevée.	Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local.
Le logiciel Analyst® indique que l'état du spectromètre de masse est sur Fault en raison de la source d'ions.	<ol style="list-style-type: none">1. La sonde n'est pas installée.2. La sonde n'est pas connectée correctement.	<ol style="list-style-type: none">1. Confirmez la panne dans le panneau Status de la page de détails de l'appareil.2. Installez la sonde. Consultez le <i>guide de fonctionnement</i> de la source d'ions.3. Retirez et remplacez la sonde. Serrez fermement l'anneau de retenue. Consultez le <i>guide de fonctionnement</i> de la source d'ions.

Tableau 14-1 Problèmes du système (Suite)

Symptôme	Cause possible	Action corrective
Le logiciel Analyst [®] indique que la sonde APCI est en cours d'utilisation alors que la sonde TurbolonSpray [®] est installée.	Le fusible F3 a sauté.	Contactez un technicien de service.
La pulvérisation n'est pas uniforme.	L'électrode est bloquée.	Nettoyez ou remplacez l'électrode. Consultez le <i>guide de fonctionnement</i> de la source d'ions.

Tableau 14-1 Problèmes du système (Suite)

Symptôme	Cause possible	Action corrective
La sensibilité est réduite.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les paramètres de la source d'ions ne sont pas optimisés. 2. Le spectromètre de masse n'est pas optimisé. 3. La plaque rideau est sale. 4. La plaque à orifice est sale. 5. Le guide d'ions IonDrive™ QJet ou la lentille IQ0 est sale. 6. La zone Q0 est sale. 7. La ligne de la seringue ou de l'échantillon fuit. 8. L'échantillon s'est dégradé ou a une faible concentration. 9. La sonde n'est pas installée correctement. 10. La source d'ions n'est pas installée correctement ou est en panne. 11. Il manque un ou plusieurs joints toriques sur l'interface avec le vide. 12. Il y a un problème au niveau du système LC ou des connexions. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimisez les paramètres de la source d'ions. Consultez le système d'aide du logiciel Analyst®. 2. Voir Nettoyez la plaque rideau à la page 161. 3. Consultez Nettoyez l'avant de la plaque à orifice à la page 162 ou contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service local. 4. Nettoyer la zone Q0. Contactez le responsable de maintenance qualifié ou un technicien de service. 5. Inspectez la seringue ou la ligne d'échantillon pour identifier d'éventuelles fuites, puis réparez les fuites le cas échéant. Assurez-vous que les raccords sont de type et de taille adéquats. 6. Vérifiez la concentration de l'échantillon. Utilisez un échantillon récent. 7. Retirez et installez la sonde. 8. Retirez et installez la source d'ions, en vous assurant que les loquets sont bien fixés. Si cela ne résout pas le problème, installez et optimisez une autre source d'ions. 9. Si les joints toriques sont sur la source d'ions, installez-les sur l'interface avec le vide. S'ils n'y sont pas, contactez un FSE. 10. Dépanner le système LC.

Tableau 14-1 Problèmes du système (Suite)

Symptôme	Cause possible	Action corrective
Les performances du spectromètre de masse se dégradent.	<ol style="list-style-type: none">1. La sonde n'est pas optimisée.2. L'échantillon n'a pas été préparé correctement ou s'est dégradé.3. Les raccords d'introduction de l'échantillon fuient.	<ol style="list-style-type: none">1. Optimisez la sonde. Consultez le <i>guide de fonctionnement</i> de la source d'ions.2. Vérifiez que l'échantillon a été préparé correctement.3. Vérifiez que la taille et le type des raccords sont adéquats et assurez-vous qu'ils sont bien serrés. Ne serrez pas trop les raccords. Remplacez les raccords si les fuites persistent.4. Installez et optimisez une autre source d'ions.5. Si le problème persiste, contactez un technicien.
Production d'arcs électriques ou d'étincelles.	La position de l'aiguille de décharge par effet corona est incorrecte.	Tournez l'aiguille de décharge corona vers la plaque rideau et loin du flux du gaz chauffant. Consultez le <i>guide de fonctionnement</i> de la source d'ions.

Pour les ventes, une assistance technique ou une maintenance, contactez un technicien de service ou visitez le site Web SCIEX à l'adresse sciex.com pour obtenir les coordonnées.

Instructions d'utilisation : optimisation manuelle du composé

A

L'utilisateur doit contrôler manuellement l'auto-échantillonneur et la vanne d'injection puisque ces dispositifs ne peuvent pas être contrôlés par le biais du système en mode Tune and Calibrate.

Conditions préalables

- Le spectromètre de masse est réglé et étalonné.
- Les conditions pour une séparation LC sont connues.
- L'ensemble des périphériques requis, y compris la pompe à seringue, le cas échéant, et les composants LC sont dans le profil de matériel.

Matériel nécessaire

Pour ajuster les paramètres de l'instrument pour des composés particuliers, les solutions suivantes sont recommandées. Le mélange de quatre composés est utilisé pour illustrer les étapes de la procédure.

- Phase mobile : 1:1 acétonitrile:eau + 2 mM d'acétate d'ammonium + 0,1 % d'acide formique.
- Une pompe LC et un auto-échantillonneur.
- Des flacons pour auto-échantillonneur.
- Mélange de quatre composés (50 ng/ml) : réserpine, minoxidil, tolbutamide et rescinnamine. La solution peut être utilisée pour la perfusion et l'analyse par injection en flux continu (FIA). La concentration dépend du système utilisé. Utilisez une solution composée de 49,9 % d'acétonitrile, de 50 % d'eau désionisée et de 0,1 % d'acide formique comme diluant.
D'autres composés peuvent être substitués si leur poids moléculaire est connu et que le composé peut être ionisé correctement par la source d'ions IonDrive™ Turbo V.

Tableau A-1 Composés et masses moléculaires

Composé	<i>m/z</i>
Minoxidil	210,2
Tolbutamide	271,1
Réserpine	609,3
Rescinnamine	635,3

À propos de l'optimisation manuelle du composé

L'optimisation manuelle du composé est utilisée pour optimiser les paramètres dépendants du composé et de la source d'ions pour un analyte. Quand un utilisateur optimise manuellement un analyte, une méthode d'acquisition MS est créée en mode Tune and Calibrate. En fonction de la méthode d'introduction de l'échantillon choisie, une méthode LC peut être ajoutée à la méthode d'acquisition pour pouvoir utiliser la perfusion ou la LC.

L'optimisation pour obtenir le meilleur signal ne donne pas toujours les meilleurs rapports signal/bruit. Le bruit peut évoluer avec le signal pour certains paramètres et doit être vérifié pendant l'optimisation si le but est d'obtenir le rapport signal/bruit maximal.

Lors de l'optimisation des paramètres dépendant de la source d'ions, il faut introduire l'échantillon aux débits utilisés pendant l'analyse de l'échantillon, avec soit l'analyse par injection en flux continu (FIA), soit le raccord en T pour perfusion comme méthode d'introduction de l'échantillon. Le gaz CAD est le seul paramètre dépendant du composé indiqué dans l'onglet Source/Gas et peut être facilement optimisé lors de la perfusion de l'analyte.

Avant d'optimiser les paramètres dépendant de la source d'ions, il faut optimiser la position de la source d'ions. Consultez le *guide de l'opérateur* de la source d'ions.

À propos des types de balayage

Pour cet exemple, utiliser les types de balayage Q1 MS, Q1 MI, Ion produit et MRM. Le type de balayage Q1 MS est utilisé pour confirmer la présence de composés d'intérêt. Le balayage Q1 MI est utilisé pour optimiser les tensions de la MS ou de la cellule précollision. Le type de balayage Product Ion (Ion produit) est utilisé pour déterminer les ions produits de chaque composé. Le type de balayage MRM est utilisé pour optimiser l'énergie de collision (CE) et le potentiel de sortie de la cellule de collision (CXP) de chaque ion produit ou fragment. Les méthodes créées dans cette section peuvent être utilisées pour des analyses quantitatives ou qualitatives.

Optimiser manuellement un analyte

Après la création de la méthode d'acquisition, il est possible d'optimiser les paramètres dépendants du composé en utilisant la fonction **Edit Ramp** ou en modifiant manuellement les paramètres dans Tune Method Editor. Les paramètres dépendant de la source d'ions peuvent uniquement être optimisés par l'ajustement manuel des paramètres dans Tune Method Editor. Selon le type de balayage utilisé, les paramètres pouvant être optimisés diffèrent.

Suivez les procédures dans l'ordre indiqué :

1. [Confirmer la présence de composés à la page 173](#)
2. [Optimiser les paramètres de la MS à la page 174](#)
3. [Déterminer les ions produits pour l'optimisation à la page 176](#)
4. [Déterminer les ions produits pour l'optimisation à la page 176](#)
5. [Optimiser le potentiel de sortie de la cellule de collision pour chaque ion produit à la page 177](#)


Confirmer la présence de composés

1. Créer un projet.
2. Activer le profil d'équipement.
3. Pour préparer l'échantillon :
 - a. Aspirez la solution de composé dans une seringue et retirez l'air de la seringue.
 - b. Utilisez la tubulure avec le raccord spécial pour brancher la seringue au spectromètre de masse.
 - c. Installez la seringue dans la pompe à seringue intégrée.
4. Perfusez le composé en solution à un débit de 5 à 10 µl/min.
5. Dans la barre de navigation, sous **Tune and Calibrate**, double cliquez sur **Manual Tuning**.
6. Dans le champ comportant les listes de méthodes, cliquez sur **Syringe Pump Method** (méthode de pompe à seringue).
7. Dans l'onglet Syringe Pump Method Properties (Propriétés de la méthode de la pompe à seringue), tapez les valeurs des paramètres figurant dans le [Tableau A-2](#).

Tableau A-2 Onglet Syringe Pump Method Properties

Paramètre	Valeur
Diamètre de la seringue	Dépend de la seringue. 4,610 mm pour une seringue de 1,0 ml
Débit	10
Unité	µl/min

Figure A-1 Onglet Syringe Pump Method Properties

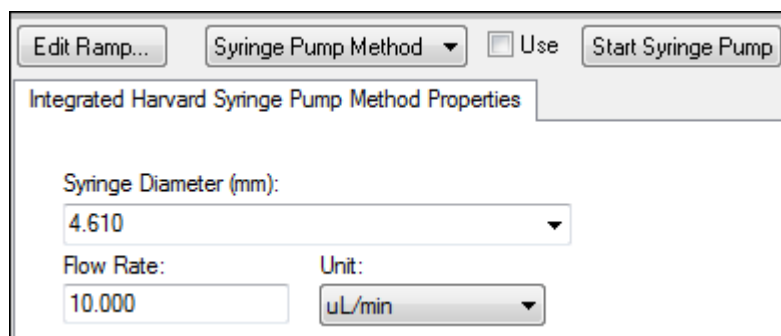

8. Cliquez sur **Start Syringe Pump**.
9. Cliquez sur **MS Method** (méthode MS) dans la liste de méthodes.
10. Dans l'onglet MS, tapez les valeurs des paramètres figurant dans le [Tableau A-3](#).

Tableau A-3 Onglet MS

Paramètre	Valeur
Scan type (Type d'analyse)	Q1 MS (Q1)
Start (Da)	200
Stop (Da)	700
Scan rate (Da/s) (si disponible)	200
Duration (minutes) (Durée)	3

11. Cliquez sur **Start**.
12. Attendez jusqu'à ce qu'un TIC régulier apparaisse sur la gauche ainsi que des pics sur la droite, puis cliquez sur **Stop** (arrêt).
13. Sélectionnez la case à cocher **MCA**
14. Inscrivez **10** dans le champ **Cycles**.
15. Cliquez sur **Start**.
16. Après dix balayages, les masses des quatre composés sont affichées comme des ions.

Conseil ! Si le volet du chromatogramme d'ions précédent ou prévu est masqué, sélectionnez la fenêtre à afficher depuis le menu **Windows**.

Remarque : Les intensités des ions des composés peuvent montrer un écart important. Pour faciliter le déplacement d'une solution à une concentration supérieure ou inférieure selon les besoins au cours de l'optimisation, ayez plusieurs niveaux de concentration préparés avant de commencer l'optimisation.

17. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volet spectral situé en bas à droite puis cliquez sur **Open File**
18. Repérez les composés d'intérêt, puis notez les valeurs m/z des pics les plus élevés. Ces valeurs doivent être comprises entre 0,1 et 0,2 Da du rapport m/z attendu. Pour la procédure suivante, utilisez les valeurs m/z .

Optimiser les paramètres de la MS

Le potentiel de défragmentation (DP) et le potentiel d'entrée (EP) constituent des tensions de la cellule de précollision. L'optimisation de ces valeurs implique la modification graduelle de la plage de tension tout en surveillant l'intensité du signal du composé.

Le DP est la différence entre l'orifice et la terre. Plus la différence de potentiel est élevée, plus la quantité de défragmentation est importante.

Le paramètre DP a un effet significatif sur le signal de l'analyte. Les valeurs DP types s'étendent de 20 V à 150 V. Une valeur DP trop basse entraînera une intensité des ions plus basse et de potentielles interférences

Instructions d'utilisation : optimisation manuelle du composé

venant des fragments. Une valeur DP trop élevée peut entraîner une fragmentation de l'analyte dans la source. Généralement, le DP doit être paramétré à la valeur qui fournit la plus haute intensité.

Le paramètre EP contrôle le potentiel d'entrée, qui guide et concentre les ions dans la zone à haute pression Q0. Il est généralement paramétré à 10 V pour les ions positifs ou -10 V pour les ions négatifs. L'EP a peu d'effet sur l'optimisation des composés et peut généralement être laissé aux valeurs par défaut sans qu'il n'y ait d'incidence sur les limites de détection de l'analyte.

1. Retournez au Tune Method Editor (Éditeur de la méthode de réglage) et changez la méthode pour le balayage de type **Q1 Multiple Ions (Q1 MI)** (Q1 ions multiples [Q1 MI]).
2. Dans le tableau des masses, entrez les valeurs de paramètre appropriées. Consultez [Tableau A-4](#).

Tableau A-4 Paramètres du tableau des masses - Q1 Ions Multiples (Q1 MI)

Composé	Masse Q1	Durée
Résérpine	609,4	1
Minoxidil	210,2	1
Tolbutamide	271,3	1
Rescinnamine	635,4	1

Commencez avec la réserpine pour un cas simple. Répétez la procédure d'optimisation manuelle pour les composés restants.

3. Cliquez sur **Edit Ramp**.
4. Sélectionnez **Declustering Potential (DP)** (potentiel de défragmentation) dans la boîte de dialogue Ramp Parameter Settings (définition du paramètre de rampe).

Remarque : Démarrez avec le paramètre DP, puis optimisez les autres paramètres dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la boîte de dialogue. Les paramètres peuvent ne pas être optimisés correctement s'ils sont optimisés dans le désordre.

5. Entrer les valeurs nécessaires pour **Start**, **Stop** et **Step**.

Conseil ! Les valeurs existantes sont de bons points de départ. Utilisez la fonction **Edit Ramp** pour changer ces valeurs en valeurs plus performantes.

6. Cliquer sur **OK**.
7. Cliquer sur **Start**.
8. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le volet XIC situé en bas à droite puis cliquez sur **Open File** pour agrandir l'affichage de XIC.
9. Contrôlez les XIC.

Instructions d'utilisation : optimisation manuelle du composé

Remarque : La valeur qui donne le meilleur signal par seconde pour l'ion à l'étude est la valeur optimale.

10. Noter la valeur optimale pour l'ion à l'étude.
11. Déplacez le curseur vers le tableau des masses, cliquez avec le bouton droit de la souris puis ajoutez le paramètre venant d'être optimisé.

Une colonne est ajoutée au tableau.

12. Ajouter la valeur optimisée dans la rangée adéquate.
13. Recommencez ces étapes pour chaque masse de la méthode d'acquisition jusqu'à l'obtention d'une liste des valeurs optimales pour toutes les masses.
14. Recommencer ces étapes pour optimiser les autres paramètres spécifiques à la MS.

Tableau A-5 Paramètres spécifiques MS

Paramètre	Commentaire
DP	Définissez le DP à la valeur fournissant l'intensité la plus élevée.
EP	Optimisez rarement ce paramètre, celui-ci ayant un effet plus petit.

Déterminer les ions produits pour l'optimisation

L'énergie de collision (CE) contrôle la quantité d'énergie que les ions précurseurs reçoivent quand ils sont accélérés dans la cellule de collision.

Exécutez cette procédure, un composé après l'autre, en utilisant les valeurs optimisées spécifiques à la MS obtenues précédemment. Les ions produits fournissent la masse Q3 des transitions MRM.

Dans cet exemple, on utilise le composé réserpine.

1. Dans Tune Method Editor, fermer les panneaux XIC.
2. Cliquez sur **Product Ion (MS2)** (Ion produit [MS2]) dans le champ **Scan type** (Type de balayage).
3. Cliquez sur l'onglet **Compound**, puis saisissez la valeur optimale indiquée précédemment.
4. Dans l'onglet MS, dans le champ **Product Of**, entrer **609.4**. Cette valeur correspond à la mesure de masse pour la réserpine notée dans [Confirmer la présence de composés à la page 173](#).
5. Vérifier que la case **Center/Width** n'est pas cochée.
6. Dans le tableau des masses, entrez les valeurs Start, Stop et Time appropriées. Consultez [Tableau A-6](#).

Tableau A-6 Paramètres du tableau des masses (balayage des ions produits)

Champ	Valeur
Start (Da)	100
Stop (Da)	650
Time (sec)	2

7. Cliquez sur **Edit Ramp**.
8. Dans la boîte de dialogue Ramp Parameter Settings, sélectionnez **Collision Energy** puis entrez les valeurs nécessaires pour **Start**, **Stop** et **Step**.

Remarque : Les valeurs existantes sont de bons points de départ. Utilisez la fonction **Edit Ramp** pour changer ces valeurs en valeurs plus performantes.

9. Cliquez sur **OK**.
10. Cocher la case **MCA**.
11. Cliquez sur **Start**.
12. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le volet XIC situé en bas à droite puis cliquer sur **Open File**.
13. Sélectionnez les ions produits ayant l'intensité la plus élevée et notez la valeur m/z de l'ion produit jusqu'à la première décimale, par exemple 195,1.

Nous recommandons d'optimiser deux ou trois ions produits pour chaque composé. Les transitions supplémentaires peuvent servir de confirmation ou pour éviter d'optimiser de nouveau un composé en cas d'interférence.

Remarque : Vérifiez que les pics les plus élevés sélectionnés pour l'optimisation ne représentent pas une perte fréquente de l'ion précurseur, comme l'eau ou le dioxyde de carbone. Vérifiez également que la masse de l'ion produit n'est pas trop faible, sous peine d'interférences pour cette transition dans les échantillons réels ou les agrégats dans la phase mobile lors de l'analyse sur colonne.

14. Répétez cette procédure pour les composés restants.

Optimiser le potentiel de sortie de la cellule de collision pour chaque ion produit

1. Dans Tune Method Editor, fermer les panneaux XIC.
2. Ouvrir la méthode précédemment enregistrée.
3. Dans le tableau des masses, vérifiez les valeurs m/z Q1 et Q3 pour le composé.
4. Cliquez sur l'onglet **Compound**, puis entrez les valeurs optimales pour le DP et la CE notées précédemment.
5. Cliquez sur **Edit Ramp**.

Instructions d'utilisation : optimisation manuelle du composé

6. Sélectionnez **Collision Cell Exit Potential (CXP)** dans la boîte de dialogue Ramp Parameter Settings.
7. Entrer les valeurs nécessaires pour **Start**, **Stop** et **Step**.

Conseil ! Les valeurs existantes sont de bons points de départ. Utilisez la fonction **Edit Ramp** pour changer ces valeurs en valeurs plus performantes.

8. Cliquer sur **OK**.
9. Cliquer sur **Start**.
10. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le volet XIC situé en bas à droite puis cliquer sur **Open File**.
11. Noter la valeur optimale pour l'ion à l'étude.

La valeur qui donne le meilleur signal est la valeur optimale.

12. Dans le tableau des masses, cliquer avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner le paramètre venant d'être optimisé.

Cela ajoute une colonne au tableau.

13. Recommencer si d'autres ions produits ont été contrôlés.
14. Ajouter les valeurs optimisées dans la rangée adéquate.
15. Enregistrer la méthode.
16. Répéter cette procédure pour tous les autres composés précédemment optimisés.

Optimiser manuellement les paramètres de la source d'ions et de gaz

Les réglages de la source d'ions et du gaz doivent être correctement définis pour éviter la contamination du spectromètre de masse et pour s'assurer que les composés d'intérêt ont été placés en phase gazeuse en tant qu'ions de manière optimale.

Remarque : Les réglages optimaux de la source d'ions et du gaz sont liés au débit et à la composition du solvant.

Les réglages de la source d'ions et de gaz doivent être ajustés quand les conditions de LC changent sensiblement.

Pour optimiser les paramètres de la source d'ions et de gaz, installez une pompe à seringue comprenant les composés d'intérêt et raccordez la ligne par un T au dispositif LC. La commande de la pompe LC peut être manuelle ou s'effectuer par le biais du logiciel.

Les réglages de la source d'ions et de gaz peuvent également être optimisés manuellement en utilisant un auto-échantillonneur pour injecter manuellement le composé d'intérêt tout en modifiant les paramètres par réglage manuel pour trouver les réglages optimaux.

Préparez la source d'ions

1. Réglez le micromètre horizontal sur 5.
2. Réglez le micromètre vertical sur la source d'ions de manière à ce qu'il corresponde à votre débit.

Utilisez les paramètres figurant dans [Tableau A-7](#).

Tableau A-7 Paramètres verticaux des sources d'ions Turbo V™ et IonDrive™ Turbo V

Débit	Paramètres Verticaux Initiaux
1 µl/min à 20 µl/min	10
20 µl/min à 250 µl/min	5
250 µl/min à 500 µl/min	2
500 µl/min et plus	0

Selon le type d'exécution de l'optimisation, il peut être nécessaire de configurer un profil de matériel avec les pompes LC.

Consultez le *guide de l'opérateur* de la source d'ions.

Optimiser les paramètres de la source d'ions

Les paramètres de la source d'ions sont optimisés pour obtenir un meilleur rapport signal/bruit pour le composé à l'étude. Le débit Curtain Gas™ est optimisé sur le réglage maximum sans perdre en sensibilité. Consultez le *Guide de l'opérateur* de la source d'ions.

Utilisez la procédure suivante pour optimiser le paramètre de débit Curtain Gas™. La principale fonction du paramètre de débit Curtain Gas™ est d'empêcher la contamination de l'optique ionique. Le débit Curtain Gas™ doit toujours être positionné sur le réglage le plus élevé possible sans perdre en sensibilité. La valeur dépend du type de spectromètre de masse et de source d'ions.

Ne pas régler le paramètre en dessous de la valeur de départ.

Le débit minimum pris en charge par la sonde APCI est de 200 µl/min.

Remarque : Selon le spectromètre de masse, tous les paramètres peuvent ne pas être disponibles.

1. Dans la barre de navigation, sous **Tune and Calibrate**, double cliquez sur **Manual Tuning**.
2. Cliquez sur **File > Open** (Fichier - Ouvrir).
3. Dans la liste **Files**, cliquez sur la méthode d'acquisition utilisée pour optimiser le paramètre du composé puis cliquez sur **OK**.

La méthode s'ouvre dans Tune Method Editor (Éditeur de méthodes de réglage).

4. Cliquez sur l'onglet **Source/Gas**.

Instructions d'utilisation : optimisation manuelle du composé

- Utilisez le guide de la source d'ions et du débit de gaz pour régler tous les paramètres de la source d'ions et de gaz, afin qu'ils correspondent au débit.
- Choisir une durée d'exécution suffisamment longue pour permettre d'ajuster de nombreux paramètres. La durée de départ recommandée est de 15 minutes.
- Cliquez sur **Start**.

Les données s'affichent dans des panneaux situés sous Tune Method Editor (Éditeur de méthodes de réglage).

- Noter le signal du pic d'intérêt.
- Augmentez la valeur de cinq dans le champ **Curtain Gas (CUR)**.
- Continuez à augmenter la valeur **Curtain Gas (CUR)** jusqu'à trouver la valeur la plus élevée sans perte de sensibilité.

Comme pour la plupart des réglages Source/Gas, si deux valeurs donnent le même résultat, utilisez la valeur la plus élevée.

- Recommencez ces étapes pour les autres paramètres Source/Gas.

Lors de l'optimisation de ces paramètres, cherchez la valeur qui donne la valeur signal/bruit la plus élevée.

Paramètres avancés

Les paramètres suivants ne doivent être optimisés que par un opérateur expérimenté.

Optimiser AF2

Le paramètre AF2 contrôle la fragmentation du deuxième ion précurseur au cours d'un balayage MS3. La quantité d'énergie d'excitation utilisée dépend du composé et de la quantité voulue de fragmentation.

- Pour les modes d'ions positifs et négatifs, augmentez AF2 de 0,07 à 0,3 V, par incréments de 0,01 V.

La plage autorisée s'étend de 0 à 1 V.

- Pour les modes d'ions positifs et négatifs, augmentez AF2 de 0 à 200 mV, par incréments de 5 mV.
- Sélectionnez la valeur AF2 qui donne la meilleure quantité de fragmentation.

Si le balayage MS3 est sélectionné lors de l'utilisation des séries d'instruments 6500 et 6500⁺, l'option **No Fragmentation** n'est pas disponible. Toutefois, les utilisateurs peuvent obtenir l'effet de l'option **No Fragmentation** en définissant le paramètre **AF2** sur **0** dans l'onglet **Compound** du Tune Methode Editor.

À propos de la propagation de l'énergie de collision (CES)

Sous les paramètres dépendant du composé en mode Enhanced Product Ion (EPI) et MS3 experiments, le champ Collision energy spread (CES) permet aux utilisateurs de spécifier la différence des énergies de collision qui sera appliquée lors de l'expérience. Par exemple, avec une valeur CE de 30 et une valeur CES de 15, les énergies de collision utilisées sont de valeur 15, 30 et 45.

Paramètres des systèmes des séries 6500 et 6500⁺

Paramètres des systèmes de la série

B

La première valeur indiquée sous chaque type d'analyse est la valeur prédéfinie. La plage de valeurs représente la plage accessible pour chaque paramètre.

Tableau B-1 Paramètres des systèmes des séries 6500 et 6500⁺ Paramètres des systèmes de la série

Identifiant du paramètre	CODE D'ACCÈS	Mode Ion positif			Mode Ion négatif		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
CUR	CUR	20 20 à 55	20 20 à 55	20 20 à 55	20 20 à 55	20 20 à 55	20 20 à 55
CAD ^{(a)(b)}	CAD ^{(c)(d)}	0 N/a	6 N/a	Med. Low, Medium, High	0 N/a	6 N/a	Med. Low, Medium, High
CAD ^{(c)(d)}	CAD ^{(a)(b)}	0 N/a	6 N/a	9 0 à 12	0 N/a	6 N/a	9 0 à 12
IS ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁷⁾	IS ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁷⁾	5500 0 à 5500	5500 0 à 5500	5500 0 à 5500	-4500 -4500 à 0	-4500 -4500 à 0	-4500 -4500 à 0
IS ⁽⁵⁾	IS ⁽⁵⁾	1500 0 à 2500	1500 0 à 2500	1500 0 à 2500	-1500 -2500 à 0	-1500 -2500 à 0	-1500 -2500 à 0
IS ⁽⁶⁾	IS ⁽⁶⁾	1 000 0 à 4000	1 000 0 à 4000	1 000 0 à 4000	-1 000 -4000 à 0	-1 000 -4000 à 0	-1 000 -4000 à 0
NC ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁸⁾	NC ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁸⁾	3 0 à 5	3 0 à 5	3 0 à 5	-3 -5 à 0	-3 -5 à 0	-3 -5 à 0
TEM ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾	TEM ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾	0 0 à 750	0 0 à 750	0 0 à 750	0 0 à 750	0 0 à 750	0 0 à 750
OU (DP = OR)	DP	100 0 à 300	100 0 à 300	100 0 à 300	-100 -300 à 0	-100 -300 à 0	-100 -300 à 0
Q0 (EP = -Q0)	EP	10 2 à 15	10 2 à 15	10 2 à 15	-10 -15 à -2	-10 -15 à -2	-10 -15 à -2

Tableau B-1 Paramètres des systèmes des séries 6500 et 6500⁺ Paramètres des systèmes de la série (Suite)

Identifiant du paramètre	CODE D'ACCÈS	Mode Ion positif			Mode Ion négatif		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
IQ1 (IQ1 = Q0 + ajustement)	IQ1	Q0 + (-0,5) -0,1 à -2	Q0 + (-0,5) -0,1 à -2	Q0 + (-0,5) -0,1 à -2	Q0 + 0,5 0,1 à 2	Q0 + 0,5 0,1 à 2	Q0 + 0,5 0,1 à 2
ST (ST = Q0 + ajustement)	ST	Q0 + (-8) -12 à -5	Q0 + (-8) -12 à -5	Q0 + (-8) -12 à -5	Q0 + 8 5 à 12	Q0 + 8 5 à 12	Q0 + 8 5 à 12
RO1 (IE1 = Q0 - RO1)	IE1	1 0 à 3	N/a	1 0 à 3	-1 -3 à -0	N/a	-1 -3 à -0
IQ2 (IQ2 = Q0 + ajustement)	IQ2	Q0 + (-10) -30 à -8	Q0 + (-10) -30 à -8	Q0 + (-10) -30 à -8	Q0 + 10 8 à 30	Q0 + 10 8 à 30	Q0 + 10 8 à 30
RO2	RO2	-20 N/a	-20 N/a	N/a	20 N/a	20 N/a	N/a
RO2 (CE = Q0 - RO2)	CE	N/a	N/a	30 5 à 180	N/a	N/a	-30 -180 à -5
ST3 (ST3 = RO2 + ajustement)	ST3	RO2 - 10 -30 à -5	N/a	N/a	RO2 + (10) 5 à 30	N/a	N/a
ST3 (CXP = RO2 - ST3)	CXP	N/a	15 0 à 55	15 0 à 55	N/a	-15 -55 à 0	-15 -55 à 0
RO3	RO3	-50 N/a	N/a	N/a	50 N/a	N/a	N/a
RO3 (IE3 = RO2 - RO3)	IE3	N/a	1 0 à 5	1 0 à 5	N/a	-1 -5 à 0	-1 -5 à 0
CEM	CEM	1 700 0 à 3300	1 700 0 à 3300	1 700 0 à 3300	1 700 0 à 3300	1 700 0 à 3300	1 700 0 à 3300
GS1	GS1	20 0 à 90	20 0 à 90	20 0 à 90	20 0 à 90	20 0 à 90	20 0 à 90

Tableau B-1 Paramètres des systèmes des séries 6500 et 6500⁺ Paramètres des systèmes de la série (Suite)

Identifiant du paramètre	CODE D'ACCÈS	Mode Ion positif			Mode Ion négatif		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
GS2	GS2	0 0 à 90	0 0 à 90	0 0 à 90	0 0 à 90	0 0 à 90	0 0 à 90
IHT ⁶	IHT ⁶	150	150	150	150	150	150
sdp ⁴	sdp ⁴	1 1 ou 2	1 1 ou 2	1 1 ou 2	1 1 ou 2	1 1 ou 2	1 1 ou 2

(1) Turbo VTM (2) TurbolonSpray[®] (TIS) (3) Sonde APCI (4) Source d'ions DuoSprayTM, 1=TIS et 2=HN (5) Source d'ions PhotoSpray[®] (6) Source d'ions NanoSpray[®] (7) Source d'ions IonDriveTM Turbo V (8) Source d'ions IonDriveTM Turbo V avec la sonde APCI (a) Système QTRAP[®] 6500 ou 6500⁺ Faible masse (LM) (b) Système QTRAP[®] 6500 ou 6500⁺ Masse élevée (HM) (c) Système SCIEX Triple QuadTM 6500 ou 6500⁺ Faible masse (LM) (d) Système SCIEX Triple QuadTM 6500 ou 6500⁺ HM

Tableau B-2 Paramètres des systèmes des séries 6500 et 6500⁺ pour les types de balayage LIT uniquement Paramètres des systèmes de la série

Identifiant du paramètre	CODE D'ACCÈS	Mode Ion positif	Mode Ion négatif
CAD	CAD	High Bas, Moyen, Haut	High Bas, Moyen, Haut
AF2 ^{**}	AF2	0,1 0 à 1	0,1 0 à 1
AF3	AF3	En fonction du rapport masse-vitesse 0 à 10	En fonction du rapport masse-vitesse 0 à 10
EXB	EXB	En fonction du rapport masse-vitesse -165 à 0	En fonction du rapport masse-vitesse 0 à 165
EC	EC	0 0 à 87,5	0 0 à 87,5

Tableau B-2 Paramètres des systèmes des séries 6500 et 6500⁺ pour les types de balayage LIT uniquement Paramètres des systèmes de la série (Suite)

Identifiant du paramètre	CODE D'ACCÈS	Mode Ion positif	Mode Ion négatif
ROS	CE	10	-10
(Q0 - ROS)		5 à 180	-5 à -180
<p>** MS/MS/MS uniquement (1) Turbo VTM (2) TurbolonSpray[®] (TIS) (3) Sonde APCI (4) Source d'ions DuoSprayTM, 1=TIS et 2=HN (5) Source d'ions PhotoSpray[®] (6) Source d'ions NanoSpray[®] (7) Source d'ions IonDriveTM Turbo V (8) Source d'ions IonDriveTM Turbo V avec la sonde APCI</p>			

Étalonnage des ions et solutions

C

Tableau C-1 Fréquence de réglage

Calibrage			Optimisation de la résolution	
Type d'analyse	Fréquence	Manuel/ Automatique	Fréquence	Manuel/ Automatique
Q1 et Q3	3 à 6 mois	Les deux	3 à 6 mois	Les deux
LIT	Toutes les 2 semaines, comme requis	Les deux	3 à 6 mois	Automatisé uniquement

Tableau C-2 Solutions de réglage suggérées pour la série d'instruments 6500 ou 6500⁺

Système	Q1 et Q3		LIT
	Positive	Négative	Positive et négative
SCIEX Triple Quad™ 6500 ou 6500 ⁺ LC-MS/MS	POS PPG, 2e-7 M	NEG PPG, 3e-5 M	S.O.
QTRAP® 6500 ou 6500 ⁺ LC-MS/MS	POS PPG, 2e-7 M	NEG PPG, 3e-5 M	Mélange d'ajustement Agilent ESI

Tableau C-3 Balayages Q1 et Q3 pour les systèmes de la série 6500 ou 6500⁺

Polarity	Masses							
Faible masse								
Positive	59,05	175,13	500,38	616,46	906,67	1080,80	1 196,88	S.O.
Négative	45,00	585,39	933,64	1223,85	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Masse élevée								
Positive	59,05	175,13	500,38	616,46	906,67	1254,93	1 545,13	1 952,43
Négative	45,00	411,26	585,39	933,64	1223,85	1572,10	1863,31	1979,39

Tableau C-4 Balayages LIT pour le système QTRAP® 6500 ou 6500+ LC-MS/MS

Polarity	Masses				
Faible masse					
Positive	118,09	322,05	622,03	922,01	S.O.
Négative	112,99	431,98	601,98	S.O.	S.O.
Masse élevée					
Positive	118,09	322,05	622,03	922,01	1521,97
Négative	112,99	431,98	601,98	1033,99	1633,95

Icônes de la barre d'outils

D

Pour les icônes supplémentaires de la barre d'outils, consultez le *Guide de l'utilisateur expert*.

Tableau D-1 Icônes de la barre d'outils











Icône	Nom	Description
	Nouveau sous-projet	Créer un sous-projet. Les sous-projets peuvent uniquement être créés plus tard dans le processus si le projet a été initialement créé avec des sous-projets.
	Copier sous-projet	Copie un dossier sous-projet. Les sous-projets peuvent être copiés seulement à partir d'un autre projet qui possède déjà des sous-projets. Si les mêmes dossiers existent tant au niveau du projet que du sous-projet, le logiciel utilise les dossiers au niveau du projet.

Tableau D-2 Icônes de l'éditeur des méthodes d'acquisition

Icône	Nom	Description
	Spectromètre de masse	Cliquer pour afficher l'onglet MS dans l'éditeur des méthodes d'acquisition.
	Période	Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ajouter une expérience, ajouter un niveau de critères IDA ou supprimer la période.
	Auto-échantillonneur	Cliquer pour ouvrir l'onglet Autosampler Properties.
	Pompe à seringue	Cliquer pour ouvrir l'onglet Syringe Pump Properties.
	Four à colonne	Cliquer pour ouvrir l'onglet Column Oven Properties.
	Valve	Cliquer pour ouvrir l'onglet Valve Properties.
	DAD	Cliquer pour ouvrir l'éditeur de la méthode DAD. Consultez Générer des données DAD à la page 126 .
	ADC	Cliquer pour ouvrir l'onglet ADC Properties. Consultez Afficher les données ADC à la page 118 .

Icônes de la barre d'outils

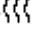Tableau D-3 Icônes du mode Acquire
















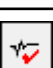
Icône	Nom	Description
	Afficher la file d'attente	Affiche la file d'attente d'échantillons.
	File d'attente Instrumentation	Affiche un poste d'instrument à distance.
	Statut de l'instrumentation à distance	Affiche le statut d'un instrument à distance.
	Démarrer échantillon	Démarre l'échantillon dans la file d'attente.
	Arrêter échantillons	Arrête l'échantillon dans la file d'attente.
	Abandonne échantillon	Interrompt une acquisition d'échantillons au milieu de son traitement.
	Arrêt de file d'attente	Arrête la file d'attente avant d'avoir terminé le traitement de tous les échantillons.
	Pause échantillon immédiate	Insère une pause dans la file d'attente.
	Insert Pause before Selected Sample(s)	Insère une pause avant un échantillon spécifique.
	Continuer échantillon	Continue l'acquisition de l'échantillon.
	Prochaine Période	Démarre une nouvelle période.
	Prolonger la période	Étend la période en cours.
	Échantillon suivant	Arrête l'acquisition de l'échantillon actuel et commence l'acquisition de l'échantillon suivant.
	Équilibrer	Sélectionne la méthode utilisée pour équilibrer les appareils. Cette méthode doit être la même que la méthode utilisée avec le premier échantillon dans la file d'attente.
	Mise en veille	Met l'instrumentation en mode de veille.
	Prêt	Met l'instrumentation en mode Prêt

Tableau D-3 Icônes du mode Acquire (Suite)








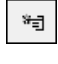




Icône	Nom	Description
	Réserver Instrumentation pour réglage	Réserve le spectromètre de masse pour le réglage et l'étalonnage.
	Assistant Méthode IDA	Démarre l'IDA Method Wizard (assistant de la méthode IDA).
	Modificateur de la purge	Démarre la purge du modificateur de la pompe du modificateur.

Tableau D-4 Icônes du mode Tune and Calibrate

Icône	Nom	Description
	Étalonnage à partir d'un spectre	Ouvre la boîte de dialogue Mass Calibration Option et utilise le spectre actif pour étalonner le spectromètre de masse.
	Réglage manuel	Ouvre le Manual Tune Editor.
	Optimisation du composé	Optimise un composé en utilisant la perfusion par FIA.
	Optimisation de l'instrument	Vérifie la performance de l'instrument, ajuste l'étalonnage de masse ou ajuste les paramètres du spectromètre de masse.
	Afficher la file d'attente	Affiche la file d'attente
	File d'attente Instrumentation	Affiche un instrument à distance
	Statut de l'instrumentation à distance	Affiche l'état d'un instrument à distance.
	Réserver l'instrument pour réglage	Réserve l'instrumentation pour le réglage et l'étalonnage.
	Assistant Méthode IDA	Démarre l'IDA Method Wizard (assistant de la méthode IDA).

Icônes de la barre d'outils

Tableau D-5 Référence exploration rapide : chromatogrammes et spectre































Icône	Nom	Description
	Ouvrez les fichiers de données	Ouvre les fichiers.
	Afficher échantillon Suivant	Va à l'échantillon suivant.
	Afficher échantillon précédent	Va à l'échantillon précédent.
	Aller à l'échantillon	Ouvre la boîte de dialogue Select Sample (Sélectionner un échantillon).
	Données de la liste	Vues des données dans des tableaux.
	Afficher TIC	Génère un TIC à partir d'un spectre.
	Boîte de dialogue Utilisation Extraction	Extrait des ions en sélectionnant les masses
	Afficher Chromatogramme de pics de base	Génère un BPC
	Afficher le spectre	Génère un spectre à partir d'un TIC
	Copier un graphique dans une nouvelle fenêtre	Copie le graphique actif dans une nouvelle fenêtre
	Enlever la référence	Ouvre la boîte de dialogue Baseline Subtract (Enlever la référence).
	Seuil	Ajuste le seuil
	Filtre pour le bruit	Affiche la boîte de dialogue Noise Filter Options (options du filtre pour le bruit), qui peut être utilisée pour définir la largeur minimum d'un pic. Les signaux en dessous de cette largeur minimale sont considérés comme du bruit.
	Afficher ADC	Affiche les données CAN.
	Afficher le fichier Info	Affiche les conditions de l'expérience dans la collecte des données.

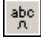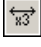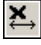Tableau D-5 Référence exploration rapide : chromatogrammes et spectre (Suite)

Icône	Nom	Description
	Ajoutez des flèches	Ajoute des flèches à l'axe des X du graphique actif.
	Enlever toutes les flèches	Enlève des flèches de l'axe des X du graphique actif.
	Décalage graphique	Compense les légères différences de temps pendant lequel les données CAN et celles du spectromètre de masse ont été enregistrées. Ceci est utile lors de la superposition des graphiques pour comparaison.
	Étiquette des pics	Étiquette tous les pics.
	Dérouler Sélection par	Définit le facteur d'expansion pour une portion d'un graphique pour être affiché de manière plus détaillée.
	Effacer les plages	Remet la sélection étendue à son affichage normal.
	Définir la sélection	Définit les points de départ et de fin pour une sélection. Cette fonctionnalité permet de sélectionner avec plus de précision qu'en sélectionnant la zone avec le curseur.
	Normaliser au maximum	Agrandit un graphique au maximum, de sorte que le pic le plus intense soit à pleine échelle, qu'il soit visible ou non.
	Afficher l'historique	Affiche un résumé des opérations de traitement de données effectuées sur un fichier particulier, telles que le lissage, la soustraction, l'étalonnage et le filtrage du bruit.
	Ouvrir une base de données des composés	Ouvre la base de données des composés.
	Définir les seuils	Ajuste le seuil
	Afficher tracé de contour	Affiche les données sélectionnées soit en graphique spectral soit en XIC. En plus, pour les données acquises par DAD, un tracé peut afficher des données sélectionnées soit en spectre DAD soit en XWC.
	Afficher DAD TWC	Génère un TWC du spectre DAD.
	Afficher spectre DAD	Génère un spectre DAD.
	Extraire une longueur d'onde	L'utilisateur peut extraire jusqu'à trois plages de longueurs d'onde d'un spectre DAD pour afficher le XWC.

Icônes de la barre d'outils

Tableau D-6 Guide de référence rapide de la barre d'outils Explore : superposition des graphiques





Icône	Nom	Description
	Graphique Accueil	Cliquer dessus pour restaurer le graphique à l'échelle d'origine.
	Superposition	Cliquer dessus pour superposer des graphiques.
	Alternier les superpositions	Cliquer dessus pour alterner les graphiques superposés.
	Additionner des graphiques superposés	Cliquer dessus pour additionner des graphiques.

Tableau D-7 Guide de référence rapide de la barre d'outils Explore : Outil d'interprétation de la fragmentation


Icône	Nom	Description
	Afficher l'outil d'interprétation de la fragmentation	Cliquer pour ouvrir l'outil d'interprétation de la fragmentation qui calcule les fragments du clivage de liaisons simples non cycliques à partir d'un fichier .mol.

Tableau D-8 Icônes de navigation de la barre d'outils Explore























Icône	Nom	Fonction
	Ouvrir le fichier	Cliquer dessus pour ouvrir des fichiers.
	Afficher échantillon Suivant	Cliquer dessus pour accéder à l'échantillon suivant.
	Afficher échantillon précédent	Cliquer dessus pour accéder à l'échantillon précédent.
	Aller à Échantillon	Cliquer dessus pour ouvrir la boîte de dialogue Select Sample.
	Données de la liste	Cliquer dessus pour afficher les données sous forme de tableaux.
	Afficher TIC	Cliquer dessus pour générer un TIC à partir d'un spectre.

Tableau D-8 Icônes de navigation de la barre d'outils Explore (Suite)

Icône	Nom	Fonction
	Boîte de dialogue Utilisation Extraction	Cliquer dessus pour extraire des ions en sélectionnant des masses
	Afficher Chromatogramme de pics de base	Cliquer dessus pour générer un BPC.
	Afficher le spectre	Cliquer dessus pour générer un spectre à partir d'un TIC.
	Copier un graphique dans une nouvelle fenêtre	Cliquer dessus pour copier le graphique actif dans une nouvelle fenêtre.
	Enlever la référence	Cliquer dessus pour ouvrir la boîte de dialogue Baseline Subtract.
	Seuil	Cliquer dessus pour ajuster le seuil.
	Filtre pour le bruit	Cliquer sur la boîte de dialogue Options de filtre auditif pour définir la largeur minimale d'un pic. Les signaux en dessous de cette largeur minimale sont considérés comme du bruit.
	Afficher ADC	Cliquer dessus pour afficher les données CAN.
	Afficher le fichier Info	Cliquer dessus pour afficher les conditions expérimentales utilisées pour recueillir les données.
	Ajoutez des flèches	Cliquer dessus pour ajouter des flèches à l'axe des abscisses du graphique actif.
	Enlever toutes les flèches	Cliquer dessus pour supprimer des flèches de l'axe des abscisses du graphique actif.
	Décalage graphique	Cliquer pour compenser les légères différences pendant que les données du CAN et celles du spectromètre de masse sont enregistrées. Ceci est utile lors de la superposition des graphiques pour comparaison.
	Étiquette des pics	Cliquer dessus pour étiqueter tous les pics.
	Dérouler Sélection par	Cliquer dessus pour définir le facteur d'agrandissement pour une portion d'un graphique à afficher de manière plus détaillée.
	Effacer les pages	Cliquer dessus pour rendre son aspect normal à la sélection agrandie.
	Définir la sélection	Cliquer pour taper les points de départs et de fin pour une sélection. Ce qui permet d'avoir une sélection aussi précise qu'il est possible d'obtenir en mettant en évidence la zone avec le curseur.

Icônes de la barre d'outils

Tableau D-8 Icônes de navigation de la barre d'outils Explore (Suite)









Icône	Nom	Fonction
	Normaliser à Max	Cliquez pour mettre à l'échelle un graphique au maximum et ainsi la pic la plus intense est en taille maximum, visible ou pas.
	Afficher l'historique	Cliquer dessus pour afficher un résumé des opérations de traitement de données effectuées sur un fichier particulier, telles que le lissage, la soustraction, l'étalonnage et le filtrage du bruit.
	Ouvrir une base de données des composés	Cliquer dessus pour ouvrir la base de données des composés.
	Définir les seuils	Cliquer dessus pour ajuster le seuil.
	Afficher tracé de contour	Cliquer pour afficher les données sélectionnées sous forme d'un graphique spectral ou d'un XIC. De plus, pour les données acquises par DAD, un tracé peut afficher des données sélectionnées soit en spectre DAD, soit en XWC.
	Afficher DAD TWC	Cliquer dessus pour générer un TWC du DAD.
	Afficher DAD Spectre	Cliquer dessus pour générer un spectre DAD.
	Extraire une longueur d'onde	Cliquer dessus pour extraire jusqu'à trois plages de longueurs d'onde d'un spectre DAD pour afficher le XWC.

Tableau D-9 Icônes de l'onglet Integration et de l'assistant de quantification


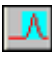



Icône	Nom	Description
	Définir les paramètres à partir de la zone de bruit de fond	Utilise le fond sélectionné.
	Sélectionner le pic	Utilise le pic sélectionné.
	Mode d'intégration manuelle	Pics manuellement intégrés.
	Afficher ou masquer les paramètres	Bascule entre les paramètres de recherche de pic, affichés et masqués.
	Afficher graphique actif	Affiche le chromatogramme de l'analyte uniquement.

Tableau D-9 Icônes de l'onglet Integration et de l'assistant de quantification (Suite)



Icône	Nom	Description
	Affiche l'analyte et l'IS	Affiche l'analyte et son chromatogramme (disponible uniquement lorsqu'un standard interne associé existe).
	Utilisation de la vue par défaut pour le graphique	Retourne vers la vue prédéfinie (afficher toutes les données) (si, par exemple, l'utilisateur a effectué un zoom sur un chromatogramme).

Tableau D-10 Icônes du tableau de résultats







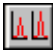













Icône	Nom	Description
	Trier dans l'ordre croissant par sélection	Trie la colonne sélectionnée par ordre croissant des valeurs.
	Tri dans l'ordre décroissant par sélection	Trie la colonne sélectionnée par ordre décroissant des valeurs.
	Verrouillage ou déverrouillage d'une colonne	Verrouille ou déverrouille la colonne sélectionnée. Une colonne verrouillée ne peut pas être déplacée.
	Tracé métrique par sélection	Crée un tracé métrique à partir de la colonne sélectionnée.
	Afficher tous les échantillons	Affiche tous les échantillons dans le tableau de résultats.
	Supprimer Colonne de formule	Supprime la colonne de formule.
	Générateur de rapports	Ouvre le logiciel Reporter.

Tableau D-11 Icône Référence rapide : Mode Quantité

Icône	Nom	Description
	Ajouter/Retirer des échantillons	Ajoute ou supprime des échantillons provenant du tableau de résultats.
	Exporter sous forme de texte	Enregistre le tableau de résultats dans un fichier texte.
	Modification de la méthode	Ouvre un fichier wiff.
	Examen de pic, Volet	Ouvre les pics dans un volet.
	Examen de pic, Fenêtre	Ouvre les pics dans une fenêtre

Icônes de la barre d'outils



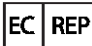





Tableau D-11 Icône Référence rapide : Mode Quantité (Suite)

Icône	Nom	Description
	Étalonnage Volet	Ouvre la courbe d'étalonnage dans un volet.
	Étalonnage Fenêtre	Ouvre la courbe d'étalonnage dans une fenêtre.
	Afficher le premier pic	Montre le premier pic dans le volet ou la fenêtre.
	Afficher le dernier pic	Montre le dernier pic dans le volet ou la fenêtre.
	Afficher Registre d'audit	Affiche le registre d'audit du tableau de résultats.
	Effacer Registre d'audit	Libère le registre d'audit du Results Table. Cette fonctionnalité n'est pas disponible.
	Statistiques	Ouvre la fenêtre Statistics.
	Générateur de rapports	Ouvre le logiciel Reporter .












Glossaire des symboles









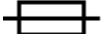




E

Remarque : Les symboles figurant dans le tableau suivant ne s'appliquent pas tous à chaque instrument.


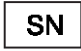




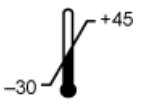
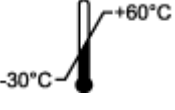
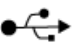



Symbole	Description
	Marque de conformité réglementaire pour l'Australie. Indique que les produits sont conformes aux exigences en matière de CEM de l'ACMA (Australian Communications Media Authority).
	Courant alternatif
A	Ampères (courant)
	Représentant agréé pour la Communauté européenne
	Risque biologique
	Marquage de conformité CE
	Marquage cCSAus. Indique une certification de sécurité électrique pour le marché canadien et américain.
	Numéro de référence
	Attention Remarque : Dans la documentation SCIEEX, ce symbole signale un risque de blessure corporelle.


Glossaire des symboles

Symbole	Description
 	Étiquette d'avertissement RoHS pour la Chine. Le produit d'information électronique contient certaines substances toxiques ou dangereuses. Le nombre au centre correspond à la date de la période d'utilisation sans risque pour l'environnement (EFUP) et indique le nombre d'années civiles durant lesquelles le produit peut être utilisé. À l'expiration de l'EFUP, le produit doit immédiatement être recyclé. Les flèches formant un cercle indiquent que le produit est recyclable. Le code de date mentionné sur l'étiquette ou le produit indique la date de fabrication.
	Logo RoHS pour la Chine. Ce dispositif ne contient pas de substances toxiques ou dangereuses ni d'éléments dépassant les valeurs de concentration maximales. Par ailleurs, il s'agit d'un produit sans risque pour l'environnement pouvant être recyclé et réutilisé.
	Consultez le mode d'emploi.
	Marquage cTUVus pour le TÜV Rheinland d'Amérique du Nord.
	Symbole Data Matrix pouvant être lu par un lecteur de codes-barres pour obtenir un identificateur de dispositif unique (UDI).
	Connexion Ethernet
	Risque d'explosion
	Risque d'incendie
	Fragile
	Fusible
Hz	Hertz

Symbole	Description
	Haute tension. Risque de choc électrique. Si le capot principal doit être retiré, contactez un représentant SCIEX afin de prévenir tout choc électrique.
	Risque sur surface chaude
	Dispositif de diagnostic in vitro
	Risque de rayonnement ionisant
	Conserver au sec. Ne pas exposer à la pluie. L'humidité relative ne doit pas dépasser 99 %.
	Conserver en position droite.
	Risque d'irradiation au laser
	Risque de levage
	Fabricant
	Risques liés aux pièces mobiles
	Risque de pincement
	Risque de gaz pressurisé
	Mise à la terre obligatoire

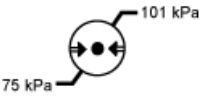Glossaire des symboles

Symbole	Description
	Risque de perforation
	Numéro de série
	Risque de toxicité chimique
	Transporter et stocker le système entre 66 kPa et 103 kPa.
	Transporter et stocker le système entre 75 kPa et 101 kPa.
	Transporter et stocker le système à une humidité relative comprise entre 10 % et 90 %.
	Transporter et stocker le système à une température comprise entre -30 °C et +45 °C.
	Transporter et stocker le système à une température comprise entre -30 °C et +60 °C.
	Connexion USB 2.0
	Connexion USB 3.0
	Risque de radiation ultraviolette
VA	Volts Ampères (alimentation)
V	Volts (tension)
	WEEE. Ne pas jeter cet équipement comme déchet municipal non trié.

Symbole	Description
W	Watts
	<i>aaaa-mm-jj</i> Date de fabrication

Glossaire des avertissements

F

Remarque : En cas de détachement d'une étiquette d'identification d'un composant, contactez un ingénieur service.

Étiquette	Traduction (le cas échéant)
FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES.	POUR UTILISATION À DES FINS DE RECHERCHE UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER DANS DES PROCÉDURES DE DIAGNOSTIC.
IMPACT INDICATOR SENSITIVE PRODUCT WARNING	IMPACT INDICATOR SENSITIVE PRODUCT WARNING Remarque : Si l'indicateur a été activé, ce conteneur a fait une chute ou a fait l'objet d'une mauvaise manipulation. Signaler l'incident sur le connaissance et vérifier l'absence de dommages. Toute réclamation pour des dommages liés à un choc nécessite une note écrite.
IMPORTANT! RECORD ANY VISIBLE CRATE DAMAGE INCLUDING TRIPPED "IMPACT INDICATOR" OR "TILT INDICATOR" ON THE WAYBILL BEFORE ACCEPTING SHIPMENT AND NOTIFY YOUR LOCAL AB SCIEX CUSTOMER SUPPORT ENGINEER IMMEDIATELY. DO NOT UNCRATE. CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SUPPORT ENGINEER FOR UNCRATING AND INSTALLATION.	IMPORTANT ! ENREGISTRER SUR LE CONNAISSEMENT TOUT DOMMAGE VISIBLE SUR LA CAISSE PARMIS LESQUELS LES « INDICATEURS D'IMPACT » OU LES « INDICATEURS D'INCLINAISON » ACTIVÉS AVANT D'ACCEPTER LA LIVRAISON ET LES SIGNALER IMMÉDIATEMENT VOTRE TECHNICIEN D'ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE AB SCIEX. NE PAS DÉBALLER. CONTACTER VOTRE TECHNICIEN D'ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE POUR LE DÉBALLAGE ET L'INSTALLATION.
MINIMUM OF SIX PERSONS REQUIRED TO SAFELY LIFT THIS EQUIPMENT	SIX PERSONNES AU MINIMUM SONT REQUISES POUR SOULEVER CET ÉQUIPEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ.

Étiquette	Traduction (le cas échéant)
TIP & TELL	<p>Indicateur d'inclinaison</p> <hr/> <p>Remarque : Indique que le conteneur a été renversé ou a fait l'objet d'une mauvaise manipulation. Signaler l'incident sur le connaissance et vérifier l'absence de dommages. Toute réclamation pour un renversement nécessite une note écrite.</p>
TiltWatch PLUS ShockWatch	<p>Indicateur d'inclinaison</p> <hr/> <p>Remarque : Indique que le conteneur a été renversé ou a fait l'objet d'une mauvaise manipulation. Signaler l'incident sur le connaissance et vérifier l'absence de dommages. Toute réclamation pour un renversement nécessite une note écrite.</p>
WARNING: DO NOT OPERATE WITHOUT FIRST ENSURING BOTTLE CAP IS SECURED.	<p>AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER L'APPAREIL AVANT D'AVOIR VÉRIFIÉ QUE LE BOUCHON DU FLACON EST CORRECTEMENT FIXÉ.</p> <hr/> <p>Remarque : Cet avertissement figure sur le conteneur de trop-plein de l'évacuation de la source.</p>
WARNING: NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	<p>AVERTISSEMENT: AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.</p> <hr/> <p>Remarque : Consulter le mode d'emploi.</p>