



## 离子源

# SCIEX Triple Quad™、QTRAP® 和 TripleTOF® 系统

检测、规格和数据日志



---

本文件供已购买 SCIEX 设备的客户在操作此 SCIEX 设备时使用。本文件受版权保护，除非 SCIEX 书面授权，否则严禁对本文件或本文件任何部分进行任何形式的复制。

本文中介绍的软件依据许可协议提供。除许可证协议中特别准许的情况外，在任何媒介上复制、修改或传播本软件均为违法行为。此外，许可协议禁止出于任何目的对本软件进行分解、逆向工程或反编译。质保条款见文中所述。

本文件的部分内容可能涉及到其他制造商和/或其产品，其中可能有一些部件的名称属于各自所有者的注册商标和/或起到商标的作用。这些内容的使用仅仅是为了表明这些制造商的产品由 SCIEX 提供以用于整合到 SCIEX 的设备中，并不意味 SCIEX 有权和/或许可来使用或允许他人使用这些制造商的产品和/或允许他人将制造商产品名称作为商标来进行使用。

SCIEX 的质量保证仅限于在销售或为其产品发放许可证时所提供的明确保证，而且是 SCIEX 的唯一且独有的表述、保证和义务。SCIEX 不作任何其他形式的明确或隐含的质量保证，包括但不限于特定目的的适销性或适用性的保证，不论是法规或法律所规定、还是源于由贸易洽谈或商业惯例，对所有这些要求均明确免责，概不承担任何责任或相关后果，包括由于购买者的使用或由此引起的任何不良情况所造成的间接或从属损害。

仅供研究使用。请勿用于诊断过程。

AB Sciex 采用 SCIEX 品牌开展业务。

本文件提及的商标属于 AB Sciex Pte. Ltd. 或其各自所有者的财产。

AB SCIEX™ 的使用经过许可。

© 2019 年 AB Sciex



爱博才思有限公司 AB Sciex Pte. Ltd.  
Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3  
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256

# 目录

---

1 IonDrive™ Turbo V 离子源检测.....	6
检测的准备工作.....	7
检测 TurboIonSpray® 探针.....	8
检测 APCI（大气压化学电离）探针.....	10
2 Turbo V™ 离子源检测.....	12
检测的准备工作.....	13
检测 Triple Quadrupole 和 QTRAP® 系统上的离子源.....	14
检测 TurboIonSpray® 探针.....	14
检测 APCI（大气压化学电离）探针.....	17
检测 TripleTOF® 系统上的离子源.....	18
制备检测溶液.....	18
检测 TurboIonSpray® 探针.....	19
检测 APCI（大气压化学电离）探针.....	20
3 DuoSpray™ 离子源检测.....	23
检测的准备工作.....	24
检测 TripleTOF® 系统上的离子源.....	26
制备检测溶液.....	26
检测 TurboIonSpray® 探针.....	26
检测 APCI（大气压化学电离）探针.....	29
检测 Triple Quadrupole 和 QTRAP® 系统上的离子源.....	32
检测 TurboIonSpray® 探针.....	32
检测 APCI（大气压化学电离）探针.....	34
4 OptiFlow™ Turbo V 离子源检测.....	37
检测的准备工作.....	38
检测 Triple Quadrupole 和 QTRAP® 系统上的离子源.....	39
检测 SteadySpray 探针.....	39
检测 TripleTOF® 系统.....	40
检测 SteadySpray 探针.....	40
5 NanoSpray® 离子源检测.....	43
检测的准备工作.....	43
制备 [Glu <sup>1</sup> ]-纤维蛋白肽 B 稀释液.....	45
检测 TripleTOF® 系统.....	46
TOF MS 模式下的检测和标定.....	47
在产物离子模式下检测和标定（高灵敏度）（仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统）.....	53
在产物离子模式下检测和标定.....	56
检测 Triple Quadrupole 和 QTRAP® 系统上的离子源.....	59

Q1 模式下的检测.....	60
Q3 模式下进行检测.....	64
在 EPI 模式下检测和标定（仅适用于 QTRAP <sup>®</sup> 或仅限启用 QTRAP <sup>®</sup> 的 Triple Quad 5500+ 系统）.....	66
在 3200 系列系统上检测离子源.....	72
准备 2 mL 的 Renin 混合液（500 fmol/μL）.....	73
在 Q1 和 MS2 模式下进行检测.....	73
EPI 模式下的检测（仅适用于 3200 QTRAP <sup>®</sup> 系统）.....	75
总结.....	77
6 PhotoSpray <sup>®</sup> 离子源检测.....	78
检测的准备工作.....	79
检测离子源.....	80
7 故障排除提示.....	82
A 数据日志：IonDrive <sup>™</sup> Turbo V 离子源.....	85
系统信息.....	85
签收表.....	86
注释和例外情况.....	87
B 数据日志：Turbo V <sup>™</sup> 离子源.....	88
系统信息.....	88
签收表.....	89
注释和例外情况.....	90
C 数据日志：DuoSpray <sup>™</sup> 离子源.....	91
系统信息.....	91
签收表.....	92
注释和例外情况.....	93
D 数据日志：OptiFlow <sup>™</sup> Turbo V 离子源.....	94
系统信息.....	94
签收表.....	95
注释和例外情况.....	96
E 数据日志：NanoSpray <sup>®</sup> 离子源.....	97
系统信息.....	97
签收表.....	102
注释和例外情况.....	103
F 数据日志：PhotoSpray <sup>®</sup> 离子源.....	104
系统信息.....	104
签收表.....	105
注释和例外情况.....	106
G TripleTOF <sup>®</sup> 系统参数.....	107
H 6500 和 6500+ 系列系统参数.....	111
I 5500 和 5500+ 系列系统参数.....	117
J API 5000 <sup>™</sup> 系统参数.....	122
K 4500 系列系统参数.....	126

---

L 4000 系列系统参数.....	131
M SCIEX Triple Quad™ 3500 系统参数.....	137
N 3200 系列系统参数.....	141
O [Glu <sup>1</sup> ]-纤维蛋白肽 B 的质量.....	148
P 制备 60:1 (10 pg/μL) 的利血平稀释液.....	150

这些检测适用于安装在 6500 或 6500+ 系列系统上的 IonDrive™ Turbo V 离子源。

在下列任一种情况下进行检测：

- 安装了新的离子源时。
- 在对离子源进行重要维护之后。
- 在项目开始前或作为标准操作规程的一部分，必须对离子源的性能进行评估。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。只有在充分了解与离子源一起使用的有毒或有害材料的妥善利用、防护和疏散方面的知识，并接受了相关培训后，才能使用离子源。



警告！ 刺伤危险、电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。如果离子源窗口有裂痕或破损，请停止使用离子源，并与 SCIEEX 现场服务工程师联系。设备中引入的任何有毒或有害材料均会存在于离子源排气输出中。设备产生的废气应从室内排出。请按照既定实验室安全程序处置锐器。



警告！ 有毒化学品危害。穿戴个人防护设备、手套和护目镜，以避免皮肤或眼睛暴露在外。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。发生化学品溢漏情况下的具体操作说明请查看产品安全数据表。在清理离子源附近的溢漏液时，一定要确认系统处于待机模式。请使用相应的个人防护设备和能吸湿的抹布来吸除溢漏物，并按当地法规进行处置。

### 所需材料

- 流动相溶剂：70:30 的乙腈水溶液
- 检测溶液：0.0167 pmol/μL（等同于 10 pg/μL）的利血平使用 SCIEX 标准化学试剂盒 (PN 4406127) 中提供的预稀释的 0.0167 pmol/μL 利血平溶液。
- 对于TripleTOF®系统，请使用SCIEX TripleTOF® 标准化学试剂盒 (PN 4456736) 中提供的 0.167 pmol/μL 利血平溶液和标准稀释剂来制备检测溶液。
- HPLC 泵（适用于流动相）
- 带 5 μL 回路的手动进样器（8125 Rheodyne 或同等规格）或采用 5 μL 进样设置的自动进样器
- PEEK 导管（外径 1/16 英寸，内径 0.005 英寸）
- 装有探针的离子源
- 250 μL - 1000 μL 注射器
- 无粉手套（建议使用丁腈橡胶或氯丁橡胶）
- 护目镜
- 实验室外套

注释：所有测试溶液必须低温保存。如果溶液离开冰箱超过 48 小时，则应丢弃，并使用新溶液。

## 检测的准备工作




**警告！** 触电危险。在操作过程中，应避免接触施加在离子源上的高电压。先将系统置于待机模式，然后调整样本管路或靠近离子源的其他设备。

- 安装新离子源时，确保质谱仪的表现达到现有离子源的规格。
- 将离子源安装到质谱仪上。
- 离子源一定要经过全面优化。请参阅离子源的《操作员指南》。
- 取放化学溶液或溶剂前，请参阅所有适用的安全数据表，以了解必要的注意事项。
- 请确保用户已就质谱仪操作和安全规程接受了充分培训。
- 安装待检测的探针。
- 将离子源上的接地接头经一个配备有 5 μL 回路的喷射器与泵连接，或连接至自动进样器。

请参阅图 1-1。

图 1-1 LC 泵配置

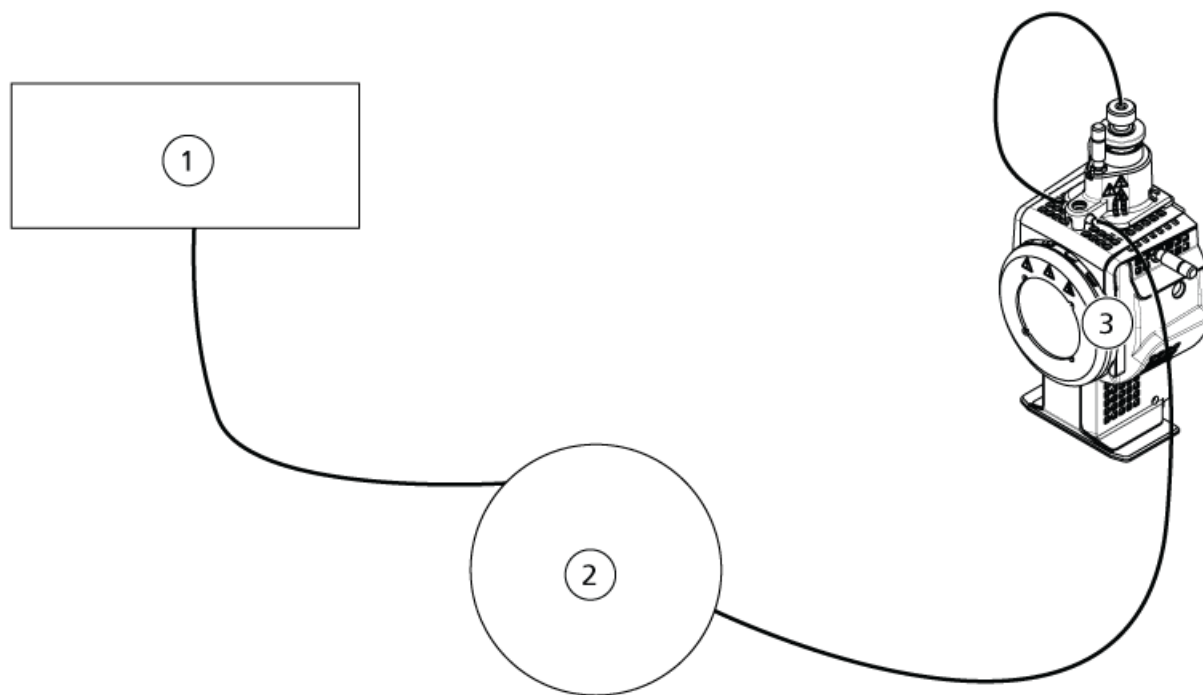

项目	描述
1	进流泵
2	喷射器或自动进样器
3	离子源

## 检测 TurboIonSpray® 探针



**警告！** 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 90 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

**小心：** 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 配置 HPLC 泵，使之以 0.5 mL/min 的流速输出移动相。
2. 在 Analyst®软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。



表 1-1 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	MRM
Q1	609.3
Q3	195.1
Scan Time (seconds)	0.200
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	30 (或按优化值)
Temperature (TEM)	700 (或按优化值)
Ion Source Gas 1 (GS1)	60 (或按优化值)
Ion Source Gas 2 (GS2)	70 (或按优化值)
IonSpray Voltage (IS)	4500 (或按优化值)
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100 (或按优化值)
Collision Energy (CE)	45 (或按优化值)
Collision Exit Potential (CXP)	按优化值

4. 点击 Start运行检测方法。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

5. 单击 Acquire开始采集现有数据。  
6. 分 3 次注入利血平溶液，每次 5 µL。

提示！ 建议用 30 µL 至 40 µL 的溶液溢满 5 µL 回路。

7. 打印结果。

8. 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。
9. 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：IonDrive™ Turbo V 离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

- 10 检测完成后，停掉 LC 泵，将 TEM 设为 0，然后使探针冷却。

## 检测 APCI（大气压化学电离）探针



**警告！** 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 90 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

**小心：** 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 配置 HPLC 泵，使之以 1 mL/min 的流速输出移动相。
2. 在 Analyst®软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 1-2 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	MRM
Q1	609.3
Q3	195.1
Scan Time (seconds)	0.200
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	30（或按优化值）
CAD Gas	9（或按优化值）
Nebulizer Current (NC)	3（或按优化值）
Temperature (TEM)	425
Ion Source Gas 1 (GS1)	70（或按优化值）
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100（或按优化值）

表 1-2 方法参数（续）

参数	数值
Collision Energy (CE)	45（或按优化值）
Collision Exit Potential (CXP)	按优化值

4. 点击 Start 运行检测方法。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

5. 单击 Acquire 开始采集现有数据。  
6. 分 3 次注入利血平溶液，每次 5 µL。

提示！ 建议用 30 µL 至 40 µL 的溶液溢满 5 µL 回路。

7. 打印结果。  
8. 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。  
9. 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：IonDrive™ Turbo V 离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

- 10 检测完成后，停掉 LC 泵，将 TEM 设为 0，然后使探针冷却。

在下列任一种情况下进行检测：

- 安装了新的离子源时。
- 在对离子源进行重要维护之后。
- 在项目开始前或作为标准操作规程的一部分，必须对离子源的性能进行评估。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。只有在充分了解与离子源一起使用的有毒或有害材料的妥善利用、防护和疏散方面的知识，并接受了相关培训后，才能使用离子源。



警告！ 刺伤危险、电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。如果离子源窗口有裂痕或破损，请停止使用离子源，并与 SCIEEX 现场服务工程师联系。设备中引入的任何有毒或有害材料均会存在于离子源排气输出中。设备产生的废气应从室内排出。请按照既定实验室安全程序处置锐器。



警告！ 有毒化学品危害。穿戴个人防护设备、手套和护目镜，以避免皮肤或眼睛暴露在外。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。发生化学品溢漏情况下的具体操作说明请查看产品安全数据表。在清理离子源附近的溢漏液时，一定要确认系统处于待机模式。请使用相应的个人防护设备和能吸湿的抹布来吸除溢漏物，并按当地法规进行处置。

**所需材料**

- 流动相溶剂：70:30 的乙腈水溶液
- 检测溶液：
  - 对于 4500、5500、5500+、6500 和 6500+ 系统来说，请使用 SCIEX Standard Chemical Kit (PN 4406127) 中提供的已预先稀释的 0.0167 pmol/μL 利血平溶液。
  - 对于 3200 和 3500 系统，请使用 SCIEX 标准化学试剂盒 (PN 4406127) 中提供的预稀释的 0.167 pmol/μL 利血平溶液。
  - 对于 TripleTOF® 系统，请使用 SCIEX TripleTOF® 标准化学试剂盒 (PN 4456736) 中提供的 0.167 pmol/μL 利血平溶液和标准稀释剂来制备检测溶液。
- 需要使用涡旋混合器。
- HPLC 泵（适用于流动相）
- 带 5 μL 回路的手动进样器（8125 Rheodyne 或同等规格）或采用 5 μL 进样设置的自动进样器
- PEEK 导管（外径 1/16 英寸，内径 0.005 英寸）
- 装有探针的离子源
- 250 μL - 1000 μL 注射器
- 无粉手套（建议使用丁腈橡胶或氯丁橡胶）
- 护目镜
- 实验室外套

注释：所有测试溶液必须低温保存。如果溶液离开冰箱超过 48 小时，则应丢弃，并使用新溶液。

小心：潜在的错误结果。切勿使用过期溶液。

## 检测的准备工作




**警告！** 触电危险。在操作过程中，应避免接触施加在离子源上的高电压。先将系统置于待机模式，然后调整样本管路或靠近离子源的其他设备。

- 安装新离子源时，确保质谱仪的表现达到现有离子源的规格。
- 将离子源安装到质谱仪上。
- 离子源一定要经过全面优化。请参阅离子源的《操作员指南》。
- 取放化学溶液或溶剂前，请参阅所有适用的安全数据表，以了解必要的注意事项。

- 安装待检测的探针。
- 将离子源上的接地接头经一个配备有 5  $\mu\text{L}$  回路的喷射器与泵连接，或连接至自动进样器。请参阅图 2-1。

图 2-1 LC 泵配置

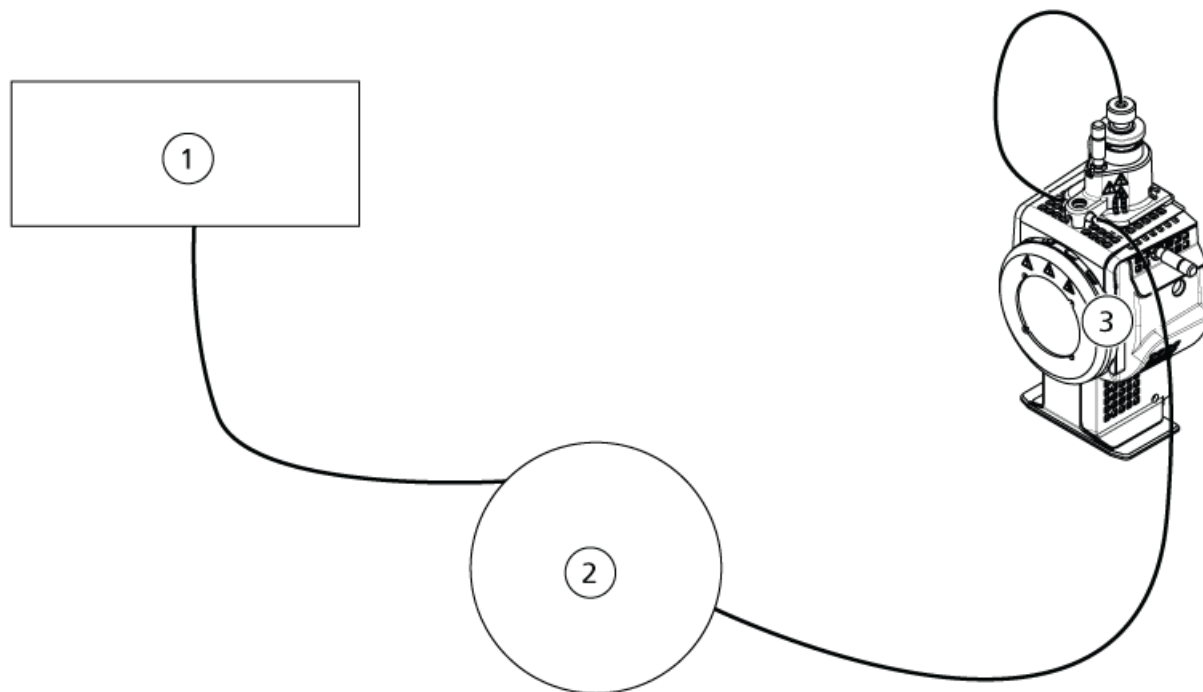

项目	描述
1	进流泵
2	喷射器或自动进样器
3	离子源

## 检测 Triple Quadrupole 和 QTRAP® 系统上的离子源

### 检测 TurboIonSpray® 探针



**警告！** 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

---

小心： 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

---

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 配置 HPLC 泵，使之以 0.2 mL/min 的流速输出移动相。
2. 在 Analyst®软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 2-1 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	MRM
Q1	609.3 (或按优化值)
Q3	195.1 (或按优化值)
Scan Time (seconds)	0.200
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20 (或按优化值)
Temperature (TEM)	700 (或按优化值)
Ion Source Gas 1 (GS1)	60 (或按优化值)
Ion Source Gas 2 (GS2)	70 (或按优化值)
IonSpray™ Voltage (IS)	4500 (或按优化值)

表 2-1 方法参数 (续)

参数	数值
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100 (或按优化值)
Collision Energy (CE)	45 (或按优化值)
Collision Exit Potential (CXP)	按优化值

4. 点击 Start 运行检测方法。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

5. 在对下列参数进行优化以获得最大信号强度和稳定性的同时，分若干次注入利血平溶液，每次 5 µL：

- 探针的垂直和水平位置
- 电极尖端伸出量
- CUR、TEM、GS1、GS2 和 IS

6. 单击 Acquire 开始采集现有数据。

7. 分 3 次注入利血平溶液，每次 5 µL。

提示！ 建议用 30 µL 至 40 µL 的溶液溢满 5 µL 回路。

8. 打印结果。

9. 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。

10. 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：Turbo V™ 离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

11. 检测完成后，停掉 LC 泵，将 TEM 设为 0，然后使探针冷却。



## 检测 APCI（大气压化学电离）探针



警告！ 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

小心： 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 配置 HPLC 泵，使之以 1 mL/min 的流速输出移动相。
2. 在 Analyst®软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 2-2 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	MRM
Q1	609.3（或按优化值）
Q3	195.1（或按优化值）
Scan Time (seconds)	0.200
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20（或按优化值）
CAD Gas	9（或按优化值）
Nebulizer Current (NC)	3（或按优化值）
Temperature (TEM)	425
Ion Source Gas 1 (GS1)	70（或按优化值）
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100（或按优化值）
Collision Energy (CE)	45（或按优化值）
Collision Exit Potential (CXP)	按优化值

4. 点击 Start运行检测方法。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

---

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

---

- 在对下列参数进行优化以获得最大信号强度和稳定性的同时，分若干次注入利血平溶液，每次 5 µL：
    - 探针的垂直和水平位置
    - 电极尖端伸出量
    - CUR、GS1 和 NC
  - 单击 Acquire 开始采集现有数据。
  - 分 3 次注入利血平溶液，每次 5 µL。
- 

提示！ 建议用 30 µL 至 40 µL 的溶液溢满 5 µL 回路。

---

- 打印结果。
- 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。
- 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：Turbo V™ 离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

- 检测完成后，停掉 LC 泵，将 TEM 设为 0，然后使探针冷却。

## 检测 TripleTOF® 系统上的离子源

---

注释： 4600 TripleTOF®系统的规格未提供。系统 TripleTOF®DuoSpray™ 的推荐离子源为。

---

### 制备检测溶液

- 将 100 µL 浓度为 0.167 pmol/µL 的利血平溶液和 900 µL 的标准稀释剂倒在一起。
- 用涡旋混合器搅拌 30 秒钟。

该步骤用于制备 0.0167 pmol/µL 的利血平溶液。

---

## 检测 TurboIonSpray® 探针



警告！高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

小心： 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 配置 HPLC 泵，使之以 0.2 mL/min 的流速输出移动相。
2. 在 Analyst® TF 软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 2-3 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	产物离子
High Sensitivity (仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统)	开
Product Of	609.2807
TOF Masses (Da)	150 - 650
Accumulation time (seconds)	0.200
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20
Temperature (TEM)	700
Ion Source Gas 1 (GS1)	50
Ion Source Gas 2 (GS2)	50
IonSpray Voltage Floating (ISVF)	5000
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100
Collision Energy (CE)	45
Resolution 参数	
Q1 Resolution	单位

4. 点击 Start 运行检测方法。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

---

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

---

5. 在对下列参数进行优化以获得最大信号强度和稳定性的同时，分若干次注入浓度为 0.0167 pmol/μL 的利血平溶液，每次 5 μL：
- 探针的垂直和水平位置
  - 电极尖端伸出量
  - CUR、TEM、GS1、GS2 和 ISVF
6. 单击 Acquire 开始采集现有数据。
7. 分 3 次注入利血平溶液，每次 5 μL。

---

提示！ 建议用 30 μL 至 40 μL 的溶液溢满 5 μL 回路。

---

8. 打印结果。
9. 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。
10. 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：Turbo V™ 离子源](#)。
- 如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。
11. 检测完成后，停掉 LC 泵，将 TEM 设为 0，然后使探针冷却。

## 检测 APCI（大气压化学电离）探针



警告！ 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

---

小心： 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

---

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 配置 HPLC 泵，使之以 1 mL/min 的流速输出移动相。
2. 在 Analyst® TF 软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。

3. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 2-4 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	产物离子
High Sensitivity (仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统)	开
Product Of	609.2807
TOF Masses (Da)	150 - 650
Accumulation time (seconds)	0.200
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20 (或按优化值)
Temperature (TEM)	425
Ion Source Gas 1 (GS1)	70 (或按优化值)
Nebulizer Current (NC)	3 (或按优化值)
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100
Collision Energy (CE)	45
Resolution 参数	
Q1 Resolution	单位

4. 点击 Start 运行检测方法。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

5. 在对下列参数进行优化以获得最大信号强度和稳定性的同时，分若干次注入利血平溶液，每次 5 µL：

- 探针的垂直和水平位置
  - 电极尖端伸出量
  - CUR、GS1 和 NC
6. 单击 Acquire 开始采集现有数据。
  7. 分 3 次注入利血平溶液，每次 5  $\mu\text{L}$ 。

---

提示！ 建议用 30  $\mu\text{L}$  至 40  $\mu\text{L}$  的溶液溢满 5  $\mu\text{L}$  回路。

---

8. 打印结果。
9. 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。
10. 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：Turbo V™ 离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

11. 检测完成后，停掉 LC 泵，将 TEM 设为 0，然后使探针冷却。

在下列任一种情况下进行检测：

- 安装了新的离子源时。
- 在对离子源进行重要维护之后。
- 在项目开始前或作为标准操作规程的一部分，必须对离子源的性能进行评估。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。只有在充分了解与离子源一起使用的有毒或有害材料的妥善利用、防护和疏散方面的知识，并接受了相关培训后，才能使用离子源。



警告！ 刺伤危险、电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。如果离子源窗口有裂痕或破损，请停止使用离子源，并与 SCIEX 现场服务工程师联系。设备中引入的任何有毒或有害材料均会存在于离子源排气输出中。设备产生的废气应从室内排出。请按照既定实验室安全程序处置锐器。



警告！ 有毒化学品危害。穿戴个人防护设备、手套和护目镜，以避免皮肤或眼睛暴露在外。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。发生化学品溢漏情况下的具体操作说明请查看产品安全数据表。在清理离子源附近的溢漏液时，一定要确认系统处于待机模式。请使用相应的个人防护设备和能吸湿的抹布来吸除溢漏物，并按当地法规进行处置。

### 所需材料

- 流动相溶剂：70:30 的乙腈水溶液
- 检测溶液：
  - 对于 4500、5500、5500+、6500 和 6500+ 系统来说，请使用 SCIEX Standard Chemical Kit (PN 4406127) 中提供的已预先稀释的 0.0167 pmol/μL 利血平溶液。
  - 对于 3200 和 3500 系统，请使用 SCIEX 标准化学试剂盒 (PN 4406127) 中提供的预稀释的 0.167 pmol/μL 利血平溶液。
  - 对于 TripleTOF® 系统，请使用 SCIEX TripleTOF® 标准化学试剂盒 (PN 4456736) 中提供的 0.167 pmol/μL 利血平溶液和标准稀释剂来制备检测溶液。

需要使用涡旋混合器。

- HPLC 泵（适用于流动相）
- 带 5 μL 回路的手动进样器（8125 Rheodyne 或同等规格）或采用 5 μL 进样设置的自动进样器
- PEEK 导管（外径 1/16 英寸，内径 0.005 英寸）
- 装有探针的离子源
- 250 μL - 1000 μL 注射器
- 无粉手套（建议使用丁腈橡胶或氯丁橡胶）
- 护目镜
- 实验室外套

注释： 所有测试溶液必须低温保存。如果溶液离开冰箱超过 48 小时，则应丢弃，并使用新溶液。

小心： 潜在的错误结果。切勿使用过期溶液。

## 检测的准备工作



警告！ 触电危险。在操作过程中，应避免接触施加在离子源上的高电压。先将系统置于待机模式，然后调整样本管路或靠近离子源的其他设备。

- 安装新离子源时，确保质谱仪的表现达到现有离子源的规格。
- 将离子源安装到质谱仪上。
- 离子源一定要经过全面优化。请参阅离子源的《操作员指南》。
- 取放化学溶液或溶剂前，请参阅所有适用的安全数据表，以了解必要的注意事项。



- 将离子源上的接地接头经一个配备有 5  $\mu$ L 回路的喷射器与泵连接，或连接至自动进样器。请参阅图 3-1 和图 3-2。

图 3-1 LC 泵配置：TurboIonSpray® 探针


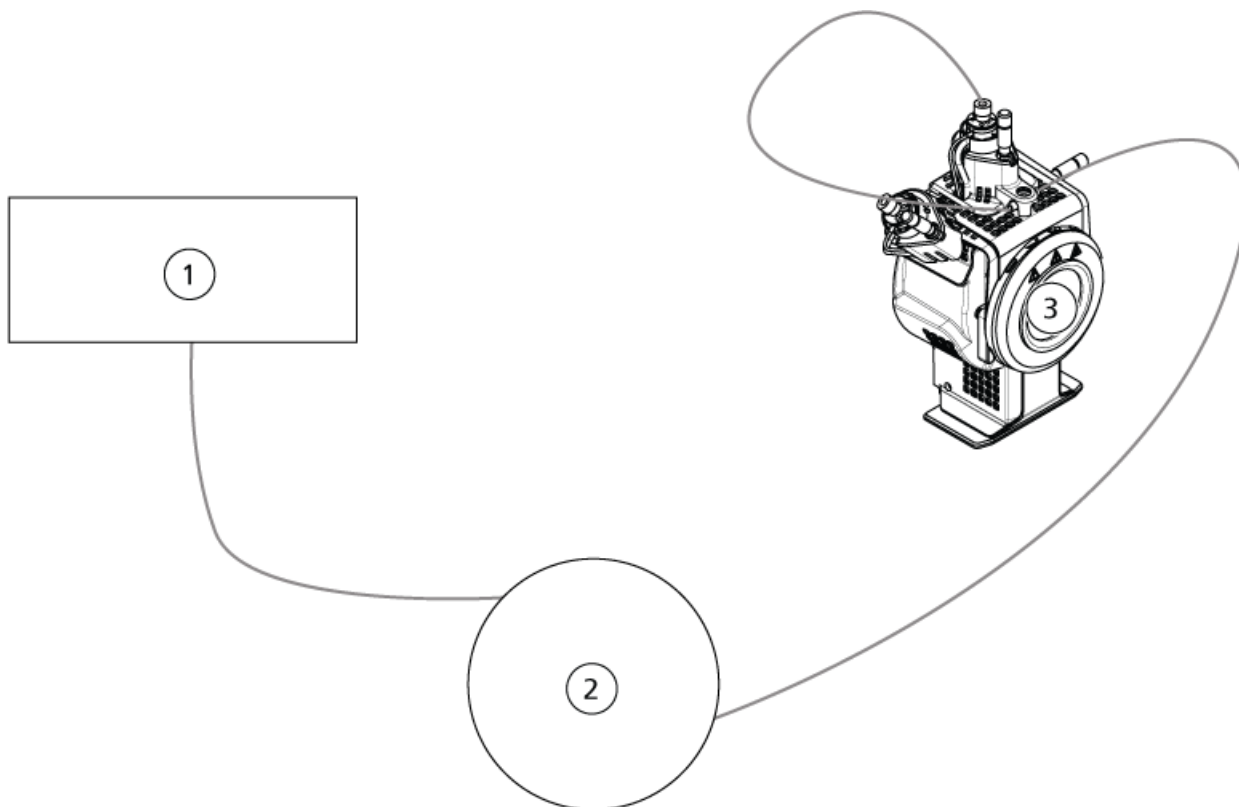


图 3-2 泵配置：APCI 探针

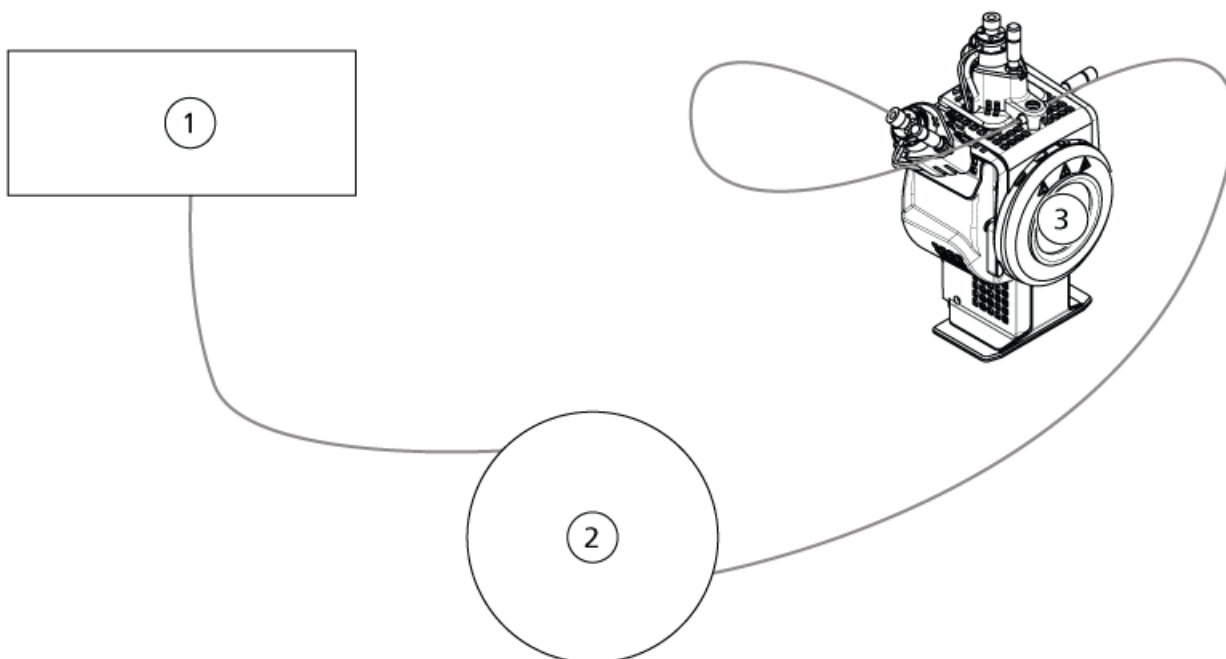

项目	描述
1	LC 泵
2	喷射器或自动进样器
3	离子源

## 检测 TripleTOF® 系统上的离子源

### 制备检测溶液

1. 将 100 µL 浓度为 0.167 pmol/µL 的利血平溶液和 900 µL 的标准稀释剂倒在一起。
2. 用涡旋混合器搅拌 30 秒钟。

该步骤用于制备 0.0167 pmol/µL 的利血平溶液。

### 检测 TurboIonSpray® 探针



**警告！** 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

小心： 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 配置 HPLC 泵，使之以 0.2 mL/min 的流速输出移动相。
2. 在 Analyst® TF 软件中的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 如下表所示调整探针的位置。

表 3-1 探针位置

探针	垂直位置	水平位置	电极尖端伸出量
APCI	5	—	0.5 mm
TurboIonSpray	5	5	0.5 mm

4. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 3-2 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	产物离子
High Sensitivity (仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统)	开
Product Of	609.2807
TOF Masses (Da)	150 - 650
Accumulation time (seconds)	0.200
Duration (minutes)	10

表 3-2 方法参数 (续)

参数	数值
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20
Temperature (TEM)	650
Ion Source Gas 1 (GS1)	50
Ion Source Gas 2 (GS2)	70
IonSpray Voltage Floating (ISVF)	5500
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100
Collision Energy (CE)	45
Resolution 参数	
Q1 Resolution	单位

5. 点击 Start 运行检测方法。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

6. 在对下列参数进行优化以获得最大信号强度和稳定性的同时，分若干次注入浓度为 0.0167 pmol/μL 的利血平溶液，每次 5 μL：

- 探针的垂直和水平位置
- 电极尖端伸出量
- CUR、TEM、GS1、GS2 和 ISVF

7. 单击 Acquire 开始采集现有数据。

8. 分 3 次注入利血平溶液，每次 5 μL。


提示！ 建议用 30 μL 至 40 μL 的溶液溢满 5 μL 回路。

9. 数据采集后，每次注入都会生成一个 50 mDa 窗口的 XIC 值，窗口位于  $m/z$  195.0652（或所标定的观测质量）中央。记录每次注射的强度（峰值高度）。

10 打印结果。

结果应类似于下图。

图 3-3  $m/z$  195 质心周围的 50 mDa 窗口的 XIC。

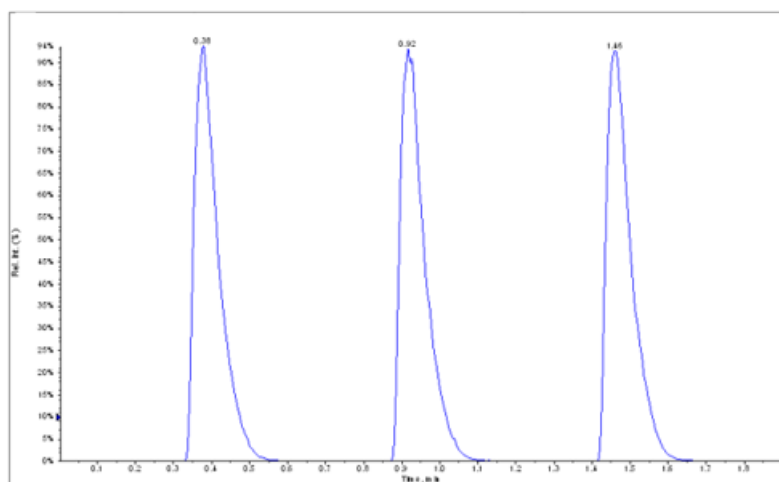

11 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。

12 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：DuoSpray™离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

13 检测完成后，停掉 LC 泵，将 TEM 设为 0，然后使探针冷却。

## 检测 APCI（大气压化学电离）探针



**警告！** 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

**小心：** 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 配置 HPLC 泵，使之以 1 mL/min 的流速输出移动相。
2. 在 Analyst® TF 软件中的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 如下表所示调整探针的位置。

表 3-3 探针位置

探针	垂直位置	水平位置	电极尖端伸出量
APCI	5	—	0.5 mm
TurboIonSpray	5	5	0.5 mm

4. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 3-4 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	产物离子
High Sensitivity (仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统)	开
Product Of	609.2807
TOF Masses (Da)	150 - 650
Accumulation time (seconds)	0.200
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20
Temperature (TEM)	650
Ion Source Gas 2 (GS2)	70
IonSpray Voltage Floating (ISVF)	5500
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100
Collision Energy (CE)	45
Resolution 参数	
Q1 Resolution	单位

5. 点击 Start运行检测方法。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。


6. 在对下列参数进行优化以获得最大信号强度和稳定性的同时，分若干次注入浓度为 0.0167 pmol/μL 的利血平溶液，每次 5 μL：
  - 探针的垂直位置
  - 电极尖端伸出量
  - CUR、TEM、GS2 和 ISVF
7. 单击 Acquire 开始采集现有数据。
8. 分 3 次注入利血平溶液，每次 5 μL。

提示！ 建议用 30 μL 至 40 μL 的溶液溢满 5 μL 回路。

9. 数据采集后，每次注入都会生成一个 50 mDa 窗口的 XIC 值，窗口位于  $m/z$  195.0652（或所标定的观测质量）中央。记录每次注射的强度（峰值高度）。
10. 打印结果。

结果应类似于下图。

图 3-4  $m/z$  195 质心周围的 50 mDa 窗口的 XIC。

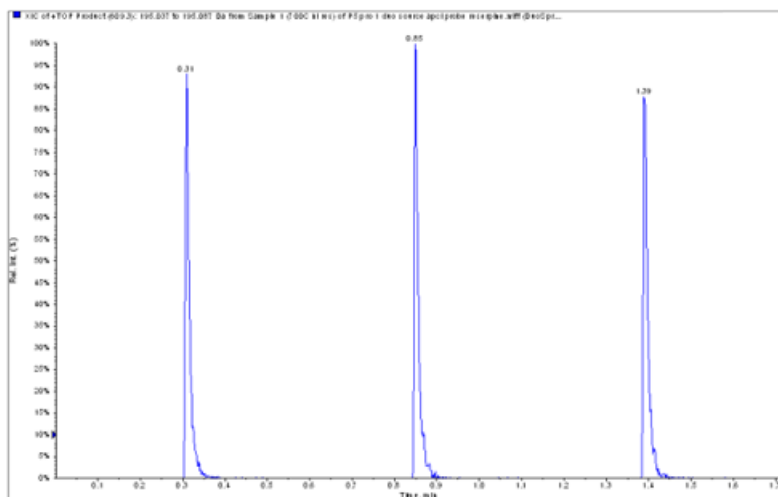

11. 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：DuoSpray™离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

12. 检测完成后，停掉 LC 泵，将 TEM 设为 0，然后使探针冷却。

## 检测 Triple Quadrupole 和 QTRAP® 系统上的离子源

### 检测 TurboIonSpray® 探针



**警告！** 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

**小心：** 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 配置 HPLC 泵，使之以 0.2 mL/min 的流速输出移动相。
2. 在 Analyst®软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 在 Source/Gas（离子源/气体）选项卡中的列表内选中 TIS
4. 如下表所示调整探针的位置。

表 3-5 探针位置

探针	垂直位置	水平位置	电极尖端伸出量
APCI	5	—	0.5 mm
TurboIonSpray	5	5	0.5 mm

5. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 3-6 方法参数

参数	数值
MS 参数	产物离子
Scan Mode	MRM
Q1	609.3
Q3	195.1
Scan Time (ms)	200



表 3-6 方法参数 (续)

参数	数值
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20 (或按优化值)
IonSpray Voltage (IS)	4500 (或按优化值)
Temperature (TEM)	700 (或按优化值)
Ion Source Gas 1 (GS1)	60 (或按优化值)
Ion Source Gas 2 (GS2)	70 (或按优化值)
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100 (或按优化值)
Collision Energy (CE)	45 (或按优化值)
Collision Exit Potential (CXP)	按优化值

6. 点击 Start 运行检测方法。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。


7. 在对下列参数进行优化以获得最大信号强度和稳定性的同时，分若干次注入利血平溶液，每次 5  $\mu\text{L}$ ：
- 探针的垂直和水平位置
  - 电极尖端伸出量
  - CUR、TEM、GS1、GS2 和 IS
8. 单击 Acquire 开始采集现有数据。
9. 分 3 次注入浓度为 10  $\text{pg}/\mu\text{L}$  的检测溶液（每次 5  $\mu\text{L}$ ），同时监测  $m/z$  195 质心周围的 50  $\text{mDa}$  窗口。

提示！ 建议用 30  $\mu\text{L}$  至 40  $\mu\text{L}$  的溶液溢满 5  $\mu\text{L}$  回路。

## 10 打印结果。

结果应类似于下图。

图 3-5 利血平

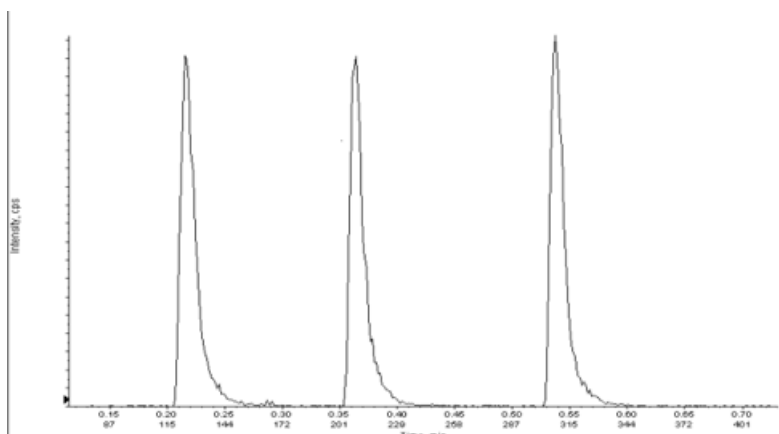

1. 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。
2. 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：DuoSpray™离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

13. 检测完成后，停掉 LC 泵，将 TEM 设为 0，然后使探针冷却。

## 检测 APCI（大气压化学电离）探针



**警告！** 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

**小心：** 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 配置 HPLC 泵，使之以 1 mL/min 的流速输出移动相。
2. 在 Analyst®软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 如下表所示调整探针的位置。

表 3-7 探针位置

探针	垂直位置	水平位置	电极尖端伸出量
APCI	5	—	0.5 mm
TurboIonSpray	5	5	0.5 mm

4. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 3-8 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	MRM
Q1	609.3
Q3	195.1
Scan Time (ms)	200
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20 (或按优化值)
Nebulizer Current (NC)	3 (或按优化值)
Temperature (TEM)	350 (或按优化值)
Ion Source Gas 2 (GS2)	70 (或按优化值)
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100 (或按优化值)
Collision Energy (CE)	45 (或按优化值)
Collision Exit Potential (CXP)	按优化值

5. 点击 Start 运行检测方法。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。确保喷针的突出部分超过探针尖端，以防止有害蒸汽从离子源溢出。喷针不能缩入探针内部。

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

6. 在对下列参数进行优化以获得最大信号强度和稳定性的同时，分若干次注入利血平溶液，每次 5 µL：

- 探针的垂直和水平位置
- 电极尖端伸出量

- CUR、GS1 和 NC

7. 单击 Acquire 开始采集现有数据。
8. 分 3 次注入利血平溶液，每次 5 µL。

---

提示！ 建议用 30 µL 至 40 µL 的溶液溢满 5 µL 回路。

---

9. 数据采集后，每次注入都会生成一个 50 mDa 窗口的 XIC 值，窗口位于  $m/z$  195.0652（或所标定的观测质量）中央。记录每次注射的强度（峰值高度）。
- 10 打印结果。
- 11 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：DuoSpray™离子源](#)。  
如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。
- 12 检测完成后，停掉 LC 泵，将 TEM 设为 0，然后使探针冷却。

在下列任一种情况下进行检测：

- 安装了新的离子源时。
- 在对离子源进行重要维护之后。
- 在项目开始前或作为标准操作规程的一部分，必须对离子源的性能进行评估。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。只有在充分了解与离子源一起使用的有毒或有害材料的妥善利用、防护和疏散方面的知识，并接受了相关培训后，才能使用离子源。



警告！ 刺伤危险、电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。如果离子源窗口有裂痕或破损，请停止使用离子源，并与 SCIEEX 现场服务工程师联系。设备中引入的任何有毒或有害材料均会存在于离子源排气输出中。设备产生的废气应从室内排出。请按照既定实验室安全程序处置锐器。



警告！ 有毒化学品危害。穿戴个人防护设备、手套和护目镜，以避免皮肤或眼睛暴露在外。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。发生化学品溢漏情况下的具体操作说明请查看产品安全数据表。在清理离子源附近的溢漏液时，一定要确认系统处于待机模式。请使用相应的个人防护设备和能吸湿的抹布来吸除溢漏物，并按当地法规进行处置。

#### 所需材料

- 请使用 SCIEX TripleTOF® 标准化学试剂盒 (PN 4456736) 中提供的 0.167 pmol/μL 利血平溶液和标准稀释剂来制备检测溶液。

注释：此溶液也用于检测 SCIEX Triple Quad™和 QTRAP® 质谱仪上的 OptiFlow™ Turbo V 离子源。

- PEEK 导管（外径 1/16 英寸，内径 0.005 英寸）
- 配有 MICRO 探针的离子源装有低微流量喷针。
- 250 μL - 1000 μL 注射器
- 无粉手套（建议使用丁腈橡胶或氯丁橡胶）
- 护目镜
- 实验室外套

注释：所有测试溶液必须低温保存。如果溶液离开冰箱超过 48 小时，则应丢弃，并使用新溶液。

小心：潜在的错误结果。切勿使用过期溶液。

## 检测的准备工作



警告！触电危险。在操作过程中，应避免接触施加在离子源上的高电压。先将系统置于待机模式，然后调整样本管路或靠近离子源的其他设备。

- 安装新离子源时，确保质谱仪的表现达到现有离子源的规格。
- 将离子源安装到质谱仪上。
- 离子源一定要经过全面优化。请参阅离子源的《操作员指南》。
- 取放化学溶液或溶剂前，请参阅所有适用的安全数据表，以了解必要的注意事项。
- 安装待检测的探针。

# 检测 Triple Quadrupole 和 QTRAP® 系统上的离子源

## 检测 SteadySpray 探针



**警告！** 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 60 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

**小心：** 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

**注释：** 无需为任何维护程序拆下 OptiFlow™ Turbo V 离子源仅适用于 5500、5500+、6500 和 6500+ 系列系统。

**注释：** 检测仪针对 MICRO 探针和低微流量喷针。

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。

1. 以 5  $\mu\text{L}/\text{min}$  的流速注入利血平溶液。
2. 在 Analyst® 软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 4-1 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	MRM
Q1	609.3 (或按优化值)
Q3	195.1 (或按优化值)
Scan Time (seconds)	0.200
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20 (或按优化值)
Temperature (TEM)	350 (优化, 最大 350 °C)
Ion Source Gas 1 (GS1)	25 (或按优化值)
Ion Source Gas 2 (GS2)	65 (或按优化值)
IonSpray™ Voltage (IS)	4500 (最大 4500)

表 4-1 方法参数 (续)

参数	数值
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100 (或按优化值)
Collision Energy (CE)	45 (或按优化值)
Syringe Pump Method 参数	
Flow rate ( $\mu\text{L}/\text{min}$ )	5
Syringe Size ( $\mu\text{L}$ )	250 $\mu\text{L}$ - 1000 $\mu\text{L}$

4. 点击 Start 运行检测方法。

**小心：** 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

- 在对 CUR、TEM、GS1、GS2 和 SVF 进行优化以获得最大信号强度和稳定性的同时，注入 0.167 pmol/ $\mu\text{L}$  利血平溶液至少 5 分钟。
- 单击 Acquire 开始采集现有数据。
- 打印结果。
- 将结果记录在数据日志中。
- 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。
- 确认平均强度属于可接受范围。请参阅 [数据日志：OptiFlow™ Turbo V 离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅 [故障排除提示](#)。

## 检测 TripleTOF® 系统

注释：OptiFlow™ Turbo V 离子源仅适用于 TripleTOF® 6600+ 系统和任何升级使用 OptiFlow™ Turbo V 离子源的 TripleTOF® 6600 系统。

## 检测 SteadySpray 探针



**警告！** 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 60 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

**小心：** 可能导致系统损坏。在离子源已达到正确温度之后，再引入溶剂流。

关于安装或优化离子源的信息，请参阅离子源《操作员指南》。



注释： 检测仪针对 MICRO 探针和低微流量喷嘴。

1. 以5  $\mu\text{L}/\text{min}$  的流速注入利血平溶液。
2. 在 Analyst® TF 软件中的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 4-2 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan Mode	产物离子
High Sensitivity	开
Product Of	609.2807
TOF Masses (Da)	150 - 650
Accumulation time (seconds)	0.200
Duration (minutes)	10
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20 (或按优化值)
Temperature (TEM)	350 (优化, 最大350 ° C)
Ion Source Gas 1 (GS1)	25 (或按优化值)
Ion Source Gas 2 (GS2)	65 (或按优化值)
IonSpray Voltage Floating (ISVF)	4500 (最大4500)
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100 (或按优化值)
Collision Energy (CE)	45 (或按优化值)
Resolution 参数	
Q1 Resolution	单位
Syringe Pump Method 参数	
Flow rate ( $\mu\text{L}/\text{min}$ )	5
Syringe Size ( $\mu\text{L}$ )	250 $\mu\text{L}$ - 1000 $\mu\text{L}$

4. 点击 Start运行检测方法。

---

**小心：** 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

---

5. 在对 CUR、TEM、GS1、GS2 和 ISVF 进行优化以获得最大信号强度和稳定性的同时，注入 0.167 pmol/μL 利血平溶液。
6. 单击 Acquire 开始采集数据，至少 5 分钟。
7. 打印结果。
8. 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：Turbo V™ 离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

本部分中的检测适用于 NanoSpray III 离子源。有关<sup>®</sup>SCIEX 质谱仪 DPV-450 Digital PicoView Nanospray 离子源的规格，请参阅《新物镜安装手册》。

在下列任一种情况下进行检测：

- 安装了新的离子源时。
- 在对离子源进行重要维护之后。
- 在项目开始前或作为标准操作规程的一部分，必须对离子源的性能进行评估。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。只有在充分了解与离子源一起使用的有毒或有害材料的妥善利用、防护和疏散方面的知识，并接受了相关培训后，才能使用离子源。



警告！ 触电危险。在照明灯、摄像头、制动装置和盖未安装妥当的情况下，切勿运行 NanoSpray<sup>®</sup>离子源。切勿触摸气帘板，或者让发射器尖端接触气帘板。如果质谱仪能够正常工作，并且已安装了离子源，即使将 X-Y-Z 定位装置从接口移开，气帘板上仍有高电压存在。



警告！ 有毒化学品危害。穿戴个人防护设备、手套和护目镜，以避免皮肤或眼睛暴露在外。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。发生化学品溢漏情况下的具体操作说明请查看产品安全数据表。在清理离子源附近的溢漏液时，一定要确认系统处于待机模式。请使用相应的个人防护设备和能吸湿的抹布来吸除溢漏物，并按当地法规进行处置。

## 检测的准备工作




警告！ 触电危险。在操作过程中，应避免接触施加在离子源上的高电压。先将系统置于待机模式，然后调整样本管路或靠近离子源的其他设备。

- 安装新离子源时，确保质谱仪的表现达到现有离子源的规格。
- 将离子源安装到质谱仪上。

- 离子源一定要经过全面优化。请参阅离子源的《操作员指南》。
- 取放化学溶液或溶剂前，请参阅所有适用的安全数据表，以了解必要的注意事项。

图 5-1 检测工作流程

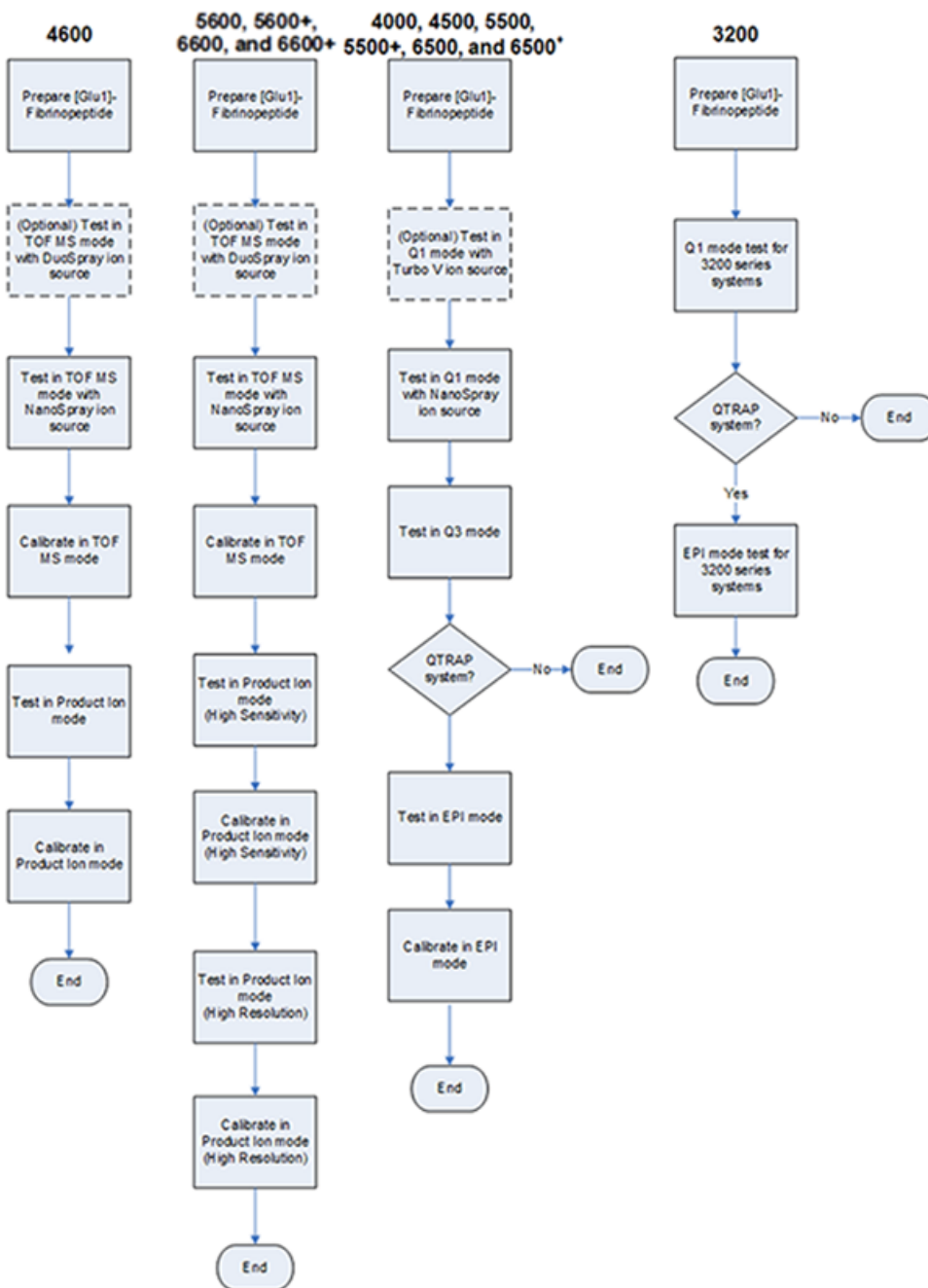

## 制备 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 稀释液

### 所需材料

- [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B, 包含在液相色谱/质谱肽校正试剂盒 (PN 4465867) 中
- 标准稀释液, 包含在液相色谱/质谱肽校正试剂盒中
- 无粉手套 (建议使用丁腈橡胶或氯丁橡胶)
- 护目镜
- 实验室外套

关于 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 质量列表, 请参阅[\[Glu<sup>1</sup>\]-纤维蛋白肽 B 的质量](#)。

注释: 总是在将要运行测试之前制备稀释液。

注释: [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 可能会嵌入小瓶的橡胶隔片中。在打开小瓶之前, 轻轻拍打小瓶或将其摇下来。然后, 移去部分隔片露出一个小槽。利用小槽添加稀释溶剂。然后, 将隔片推回原位, 混匀溶解。

小心: 潜在的错误结果。切勿使用过期溶液。

1. 添加 900  $\mu\text{L}$  的标准稀释液 (0.1% 甲酸, 10% 乙腈) 到含有 0.1 mg [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 的琥珀色玻璃瓶中。
2. 将小瓶盖紧, 振摇, 然后涡旋至少 2 分钟, 以确保肽完全溶解。

注释: 肽浓度可能因总肽含量和标准溶液的肽纯度的不同而各异。请参阅由供应商提供的分析证书。纯度为 100% 的 0.1 mg [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 按照前述步骤溶解, 形成一种浓度约为 66.67 pmol/ $\mu\text{L}$  的储备溶液。

3. 将原液按 50  $\mu\text{L}$  容积分装到干净的试管中。在  $-20^{\circ}\text{C}$  冷冻不用的等分试样以备将来使用。
4. 将 50  $\mu\text{L}$  原液放入干净的试管中, 然后加入 450  $\mu\text{L}$  的标准稀释液。
5. 涡旋试管 30 秒。

这是 1:10 稀释, 提供 500  $\mu\text{L}$  的 6.7 pmol/ $\mu\text{L}$  溶液。

6. 将 50  $\mu\text{L}$  6.7 pmol/ $\mu\text{L}$  的溶液放入另一干净的试管中。
7. 加入 450  $\mu\text{L}$  的标准稀释液。
8. 涡旋试管 30 秒。

这是 1:10 稀释, 提供 500  $\mu\text{L}$  的 667 fmol/ $\mu\text{L}$  溶液。

9. 将 50  $\mu\text{L}$  667 fmol/ $\mu\text{L}$  的溶液放入另一干净的试管中。

- 10 加入 450 µL 的标准稀释液。
- 11 涡旋试管 30 秒。

这是 1:10 稀释，提供 500 µL 最终浓度为 66.7 fmol/µL 的溶液，用于输注 (Infusion) 测试。

## 检测 TripleTOF® 系统



---

警告！ 触电危险。在照明灯、摄像头、制动装置和盖未安装妥当的情况下，切勿运行 NanoSpray®离子源。切勿触摸气帘板，或者让发射器尖端接触气帘板。如果质谱仪能够正常工作，并且已安装了离子源，即使将 X-Y-Z 定位装置从接口移开，气帘板上仍有高电压存在。

---



---

警告！ 高温表面危害。不要触摸高压电轨或发射器尖端。

---

任务要求综述请参阅图 5-1

对于 TripleTOF® 4600 系统，请执行以下任务：

- 制备 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 稀释液
- TOF MS 模式下的检测和标定
- 在产物离子模式下检测和标定

对于 TripleTOF® 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统，请执行以下任务：

- 制备 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 稀释液
- TOF MS 模式下的检测和标定
- 在产物离子模式下检测和标定（高灵敏度）（仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统）
- 在产物离子模式下检测和标定。该检测在高分辨率模式下进行。

<p>所需材料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 稀释液。请参阅<a href="#">制备 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 稀释液</a>。</li> <li>• NanoSpray® 离子源注射用 100 µL 注射器（内径 1.46 mm）或同等器械</li> <li>• （可选）DuoSpray™ 离子源注射用 1 mL 注射器（内径 4.61 mm）或同等器械</li> <li>• 无粉手套（建议使用丁腈橡胶或氯丁橡胶）</li> <li>• 护目镜</li> <li>• 实验室外套</li> </ul>
--



## TOF MS 模式下的检测和标定

（可选）用 DuoSpray™ 离子源执行 TOF MS 检测

该步骤旨在确认稀释的完全性。

注释：在注射器内注入 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 溶液之前，先用洗液冲洗 3 次。然后将注射器与相应的导管连接，并在连接至高压导轨上接头之前再进行冲洗。然后，用 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 溶液冲洗导管。

1. 将 DuoSpray™ 离子源安装在质谱仪上。请参阅 DuoSpray™ 《离子源操作员指南》。
2. 用 1 mL 注射器注入多肽 [Glu<sup>1</sup>]-Fibrinopeptide B 溶液，注入流速为 5 µL/min。
3. 在 Analyst® TF 软件中的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
4. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 5-1 用 DuoSpray™ 离子源执行 TOF MS 检测的参数

参数	数值
MS 参数	
Scan type	TOF MS
Accumulation time (sec)	
Polarity	阳
TOF masses (Da)	400 - 1800
Duration (min)	0.5
Advanced MS 参数	
MCA	关
Auto Adjust with mass	开

表 5-1 用 DuoSpray™ 离子源执行 TOF MS 检测的参数 (续)

参数	数值
Q1 Transmission Window	默认 (有自动调节)
Pulsar Frequency	默认 (有自动调节)
Time bins to sum	4
Settling time	默认
Pause between mass ranges	默认
Source/Gas 参数	
Ion Source Gas 1 (GS1)	20
Curtain Gas™ flow (CUR)	20
Temperature (TEM) (° C)	0
IonSpray Voltage Floating (ISVF)	5500
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100
Syringe Pump Method 参数	
Flow rate (µL/min)	5
Syringe Size	1 mL (内径 4.61 mm)

## 5. 将新方法保存。

提示! 将 NanoSpray® 离子源检测所使用的方法保存在单独的文件夹中, 命名为 NanoSpray Installation (日期)。

- 单击 Acquire 采集 30 秒钟的数据。
- 在 TIC of +TOF MS 窗口的左下窗格中, 高亮选中 30 秒钟, 然后双击显示平均光谱。
- 右键单击下方窗格内出现的平均光谱, 然后单击 List Data。然后记录下质心强度和分辨率。
- 确认质心强度和分辨率属于可接受范围。请参阅[数据日志: NanoSpray® 离子源](#)。

要领: 用 DuoSpray™ 离子源获得的质心强度和分辨率应符合 NanoSpray® 离子源的规范要求。如不符合, 请制备新的稀释液。



## 用 NanoSpray®离子源执行TOF MS 检测

注释： 在注射器内注入 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 溶液之前，先用洗液冲洗 3 次。然后将注射器与相应的导管连接，并在连接至高压导轨上接头之前再进行冲洗。然后，用 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 溶液冲洗导管。

1. 安装 NanoSpray®离子源安装在质谱仪上。请参阅 NanoSpray®《离子源操作员指南》。
2. 准备 NanoSpray III 检测头。请参阅 NanoSpray®《离子源操作员指南》。
3. 用 100 µL 注射器以 0.5 µL/min 的流速注入多肽 [Glu<sup>1</sup>]- Fibrinopeptide B 溶液。
4. 在 Analyst® TF 软件中的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
5. 如果执行了可选程序“（可选）用 DuoSpray™ 离子源执行 TOF MS 检测”，则打开方法，然后按下表所示设置参数。如果未执行该程序，则使用这些参数创建方法。如果未执行该程序，则使用这些参数创建方法。

表 5-2 使用 NanoSpray® 离子源的 TOF MS 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan type	TOF MS
Accumulation time (sec)	1.0
Polarity	阳
TOF masses (Da)	400 - 1800
Duration (min)	0.5
Advanced MS 参数	
MCA	关
Auto Adjust with mass	开
Q1 Transmission Window	默认（有自动调节）
Pulsar Frequency	默认（有自动调节）
Time bins to sum	4
Settling time	默认
Pause between mass ranges	默认
Source/Gas 参数	
Ion Source Gas 1 (GS1)	3
Curtain Gas™ flow (CUR)	25
Interface Heater Temperature (IHT) (° C)	75

表 5-2 使用 NanoSpray® 离子源的 TOF MS 方法参数 (续)

参数	数值
IonSpray Voltage Floating (ISVF)	2100
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100
Syringe Pump Method 参数	
Flow rate (µL/min)	0.5
Syringe Size	100 气密度 (1.46 mm)

6. 点击 Start 运行检测方法。

**小心：** 可能导致系统损坏。不得让发射器尖端接触气帘板。使用精细的 Z 轴调节旋钮调节喷雾器的位置，避免对发射器尖端造成损坏。

**小心：** 潜在的系统污染。不得将发射器尖端插入气帘板小孔中。确保发射器尖端在孔隙外至少 2 mm 至 5 mm 处。喷雾太靠近孔隙可造成质谱仪污染。

7. 调节喷射头与气帘板小孔的相对位置，以优化信号强度。记录 XYZ 数值，供今后使用。  
8. 以 100V 的增量单位调节 ISVF，获得最佳信号和信噪比。

**注释：** 如果 IonSpray™ 电压过高，可能会发生电晕放电。在探针尖端可以看到蓝光。电晕放电导致灵敏度以及信号稳定性下降。

9. 增大 GS1，直至信号开始下降，然后再减小 GS1，直至信号达到最大值。

GS1 通常在 3 和 10 之间优化。如果 GS1 超出该范围，则尖端的伸出量 (1-2 mm) 不正确，或需要更换。

**注释：** GS1 参数在零值达到最优化。

- 10 增大 CUR，直至信号开始下降，然后再减小 CUR，直至信号达到最大值。


**注释：** 为了防止污染，在不影响灵敏度的情况下采用可能的最高帘气流速。请勿将 CUR 设置为低于 20。这有助于阻止 Curtain Gas™ (会产生噪声信号)，而且可以阻止孔污染，增加整体信噪比。

- 11 如果通过移动喷射头来优化信号强度，必要时可调节照明灯的位置。  
12 将新方法保存。

提示！ 将 NanoSpray<sup>®</sup> 离子源检测所使用的方法保存在单独的文件夹中，命名为 NanoSpray Installation（日期）。

- 13 运行检测方法至少 20 分钟。监测喷射的稳定性。如果喷射稳定，在 TIC 中仅能观察到细微波动。
- 14 对喷射进行优化并达到稳定后，单击 Acquire 并采集 30 秒钟的扫描数据。
- 15 在 TIC of +TOF MS 窗口的左下窗格中，高亮选中 30 秒钟，然后双击显示平均光谱。
- 16 右键单击下方窗格内出现的平均光谱，然后单击 List Data。记录下质心强度和分辨率。
- 17 确认质心强度和分辨率属于可接受范围。请参阅图 5-2 和数据日志：NanoSpray<sup>®</sup> 离子源。

图 5-2 样本谱图：Glu 纤维蛋白肽 B 的 TOF MS 扫描，TripleTOF 5600 系统

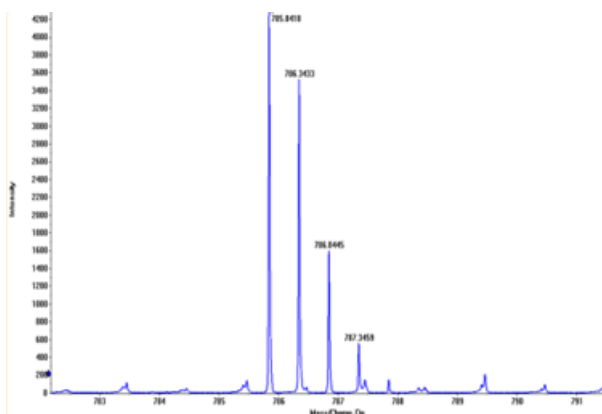


如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

- 18 打印一份结果，并将质心强度记录在数据日志中。

更新多肽 [Glu<sup>1</sup>]-Fibrinopeptide B 的参照表

1. 在 Analyst<sup>®</sup> TF 软件中的 Tune and Calibrate 模式下，单击 Tools > Settings > Tuning Options。
2. 在 Calibration 选项卡中单击 Reference。
3. 在 Reference Table Editor 的 Name 字段中，选中 Glu-fibrinopeptide B。
4. 在 Reference Ions for TOF MS Calibration（左侧）的表中添加质量，如图 5-3 所示。关于 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 的质量列表，请参阅 [\[Glu<sup>1</sup>\]-纤维蛋白肽 B 的质量](#)。

图 5-3 参照表编辑器：TOF MS 标定参照离子

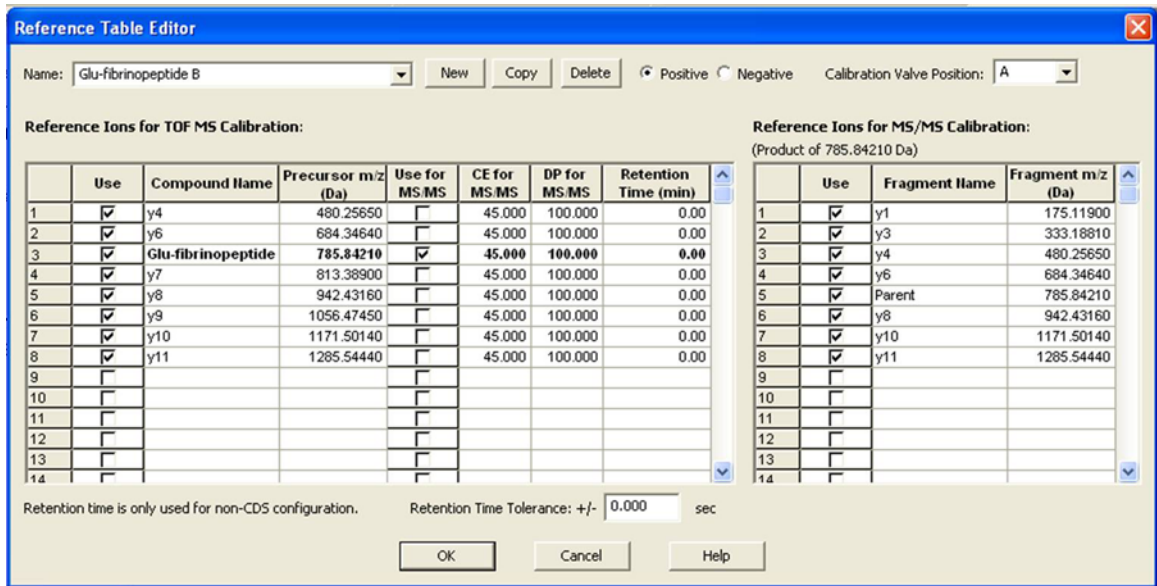

5. 单击 OK。
6. 在 Tuning Options 对话框中单击 OK。

在 TOF MS 模式中进行校准

1. 在 Manual Tune 模式中，一定要按用 NanoSpray® 离子源执行 TOF MS 检测 中的要求设置参数值。请参阅表 5-2。
2. 在 Compound 选项卡中，设置 Collision Energy (CE) 为 35 V。
3. 当喷射稳定后，单击 Acquire 并采集 30 秒钟的扫描数据。
4. 在 TIC of +TOF MS 窗口（左下方）中，高亮选中 30 秒钟的 TIC 信号求平均值，然后双击。
5. 在出现的新窗口（Analyst® TF 软件窗口最下方）中，点右键并单击 Re-Calibrate TOF（重校 TOF）。
6. 在 TOF Calibration 对话框中，在 Reference Table 列表内选中 Glu-fibrinopeptide B。
7. 确信在注射物光谱中发现的试验物质是正确的，并且与参照表的理论质量相符。
8. 检查 Calculate New Calibrations 按钮右侧显示的 Average Error 值。
9. 单击 Calculate New Calibrations，并确认 Average Error 值落到 2 ppm 以下。
10. 在 Calibration Values 下，单击 Calibrate Spectrum。
11. 在 Save Current Calibration 下，选择 Set as Instrument Default 并 Overwrite Current File。
12. 单击 Entire File。
13. 单击 Close。

## 在产物离子模式下检测和标定（高灵敏度）（仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统）

进行产物离子模式（高灵敏度）检测（仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统）

1. 在 Analyst® TF 软件中的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
2. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 5-3 产物离子方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan type	产物离子
Product of	785.8
Accumulation time (sec)	1.0
Polarity	阳
TOF masses (Da)	100 - 1800
High sensitivity	开
Duration (min)	0.5
Advanced MS 参数	
MCA	关
Auto Adjust with mass	开
Q1 Transmission windows	默认（有自动调节）
Pulsar Frequency	默认（有自动调节）
Time Bins to Sum	4
Settling time	默认
Pause between mass	默认
Source/Gas 参数	
Ion Source Gas 1 (GS1)	按优化值
Curtain Gas™ flow (CUR)	按优化值
Interface Heater Temperature (IHT) (° C)	75
IonSpray Voltage Floating (ISVF)	按优化值
Compound 参数	
Collision Energy (CE) (V)	45（或按优化值）


表 5-3 产物离子方法参数 (续)

参数	数值
Resolution 参数	
Q1 resolution	单位

注释：碰撞能量通常在 40 V 和 48 V 之间进行优化。如果碰撞能量不在这个范围内，则 CAD 气体值设置可能过低。如果  $m/z$  785.9 的前体离子的强度不是 10% 或者比初始强度更低，那么碰撞能量和 CAD 气体两者是不匹配的。欲获知更多信息，请联系 SCIEX 技术支持。


3. 将新方法保存。
4. 当喷射稳定后，单击 Acquire 并采集至少 30 秒钟的扫描数据。
5. 在 TIC of +TOF Product 窗口的左下窗格中，高亮选中 30 秒钟，然后双击显示平均光谱。
6. 右键单击下方窗格内出现的平均光谱，然后单击 List Data。
7. 单击 Peak List 选项卡。
8. 右键点击色谱柱标题行，然后单击单击 Column Options。

图 5-4 Select Columns for Peak List 对话框

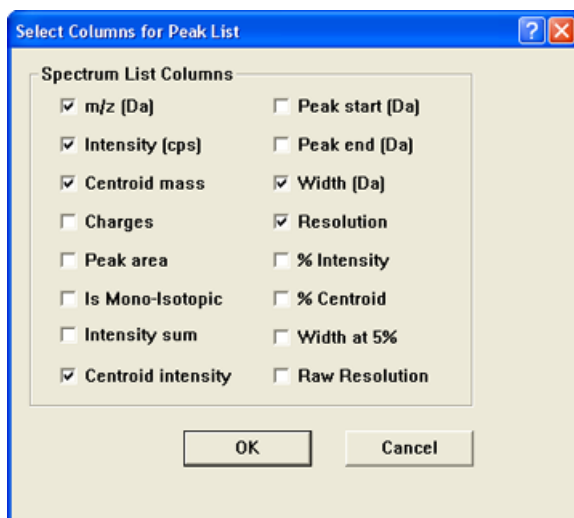

9. 选择  $m/z$  (Da), Intensity, Centroid mass, Centroid Intensity, Width (Da) 和 Resolution 复选框。
10. 单击 OK。
11. 确认质心强度和分辨率属于可接受范围。请参阅图 5-5 和数据日志: NanoSpray® 离子源。

图 5-5 样品谱图：产物离子高灵敏度检测

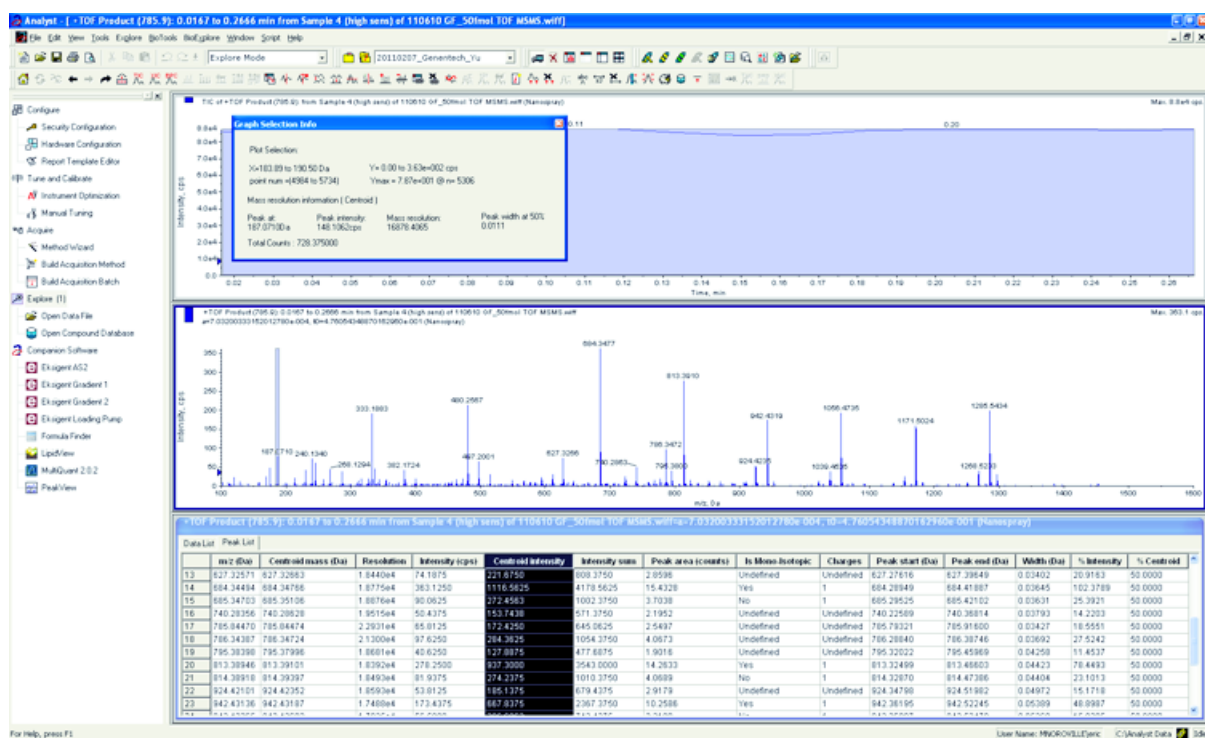

如果结果不能接受，请参阅故障排除提示。

12 打印一份结果，并将质心强度记录在数据日志中。

在产物离子模式下标定（高灵敏度）

1. 在 Manual Tune 模式中，一定要按进行产物离子模式（高灵敏度）检测（仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统）中的要求设置参数值。请参阅表 5-3。
2. 当喷射稳定后，单击 Acquire 并采集至少 30 秒钟的扫描数据。
3. 在 TIC of +TOF Product 窗口（左下方）中，高亮选中 30 秒钟的 TIC 信号求平均值，然后双击。
4. 在出现的新窗口（Analyst<sup>®</sup> TF 窗口最下方）中，点右键并单击 Re-Calibrate TOF（重校 TOF）。
5. 在 TOF Calibration 对话框中，在 Reference Table 列表内选中 Glu-fibrinopeptide B。
6. 确信在注射物光谱中发现的试验物质是正确的，并且与参照表的理论质量相符。
7. 选择 Calculate New Calibrations 按钮右侧显示的 Average Error 值。
8. 单击 Calculate New Calibrations，并确认 Average Error 值落到 2 ppm 以下。
9. 在 Calibration Values 下，单击 Calibrate Spectrum。
- 10 在 Save Current Calibration 下，选择 Set as Instrument Default 并 Overwrite Current File。

11. 单击 Entire File。
12. 单击 Close。

## 在产物离子模式下检测和标定

对于 SCIEX TripleTOF® 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统，该检测在高分辨率模式下进行。  
进行产物离子检测

1. 在 Analyst® TF 软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
2. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 5-4 产物离子方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan type	产物离子
Product of	785.8
Accumulation time (sec)	1.0
Polarity	阳
TOF masses (Da)	100 - 1800
High resolution (仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统)	开
Duration (min)	0.5
Advanced MS 参数	
MCA	关
Auto Adjust with mass	开
Q1 Transmission windows	默认 (有自动调节)
Pulsar Frequency	默认 (有自动调节)
Time Bins to Sum	4
Settling time	默认
Pause between mass	默认
Source/Gas 参数	
Ion Source Gas 1 (GS1)	按优化值
Curtain Gas™ flow (CUR)	按优化值




表 5-4 产物离子方法参数 (续)

参数	数值
Interface Heater Temperature (IHT) (° C)	75
IonSpray Voltage Floating (ISVF)	按优化值
Compound 参数	
Collision Energy (CE) (V)	45 (或按优化值)
Resolution 参数	
Q1 resolution	单位

注释：碰撞能量通常在 40 V 和 48 V 之间进行优化。如果碰撞能量不在这个范围内，则 CAD 气体值设置可能过低。如果  $m/z$  785.9 的前体离子的强度不是 10% 或者比初始强度更低，那么碰撞能量和 CAD 气体两者是不匹配的。欲获知更多信息，请联系 SCIEX 技术支持。

3. 将新方法保存。
4. 当喷射稳定后，单击 Acquire 并采集至少 30 秒钟的扫描数据。
5. 在 TIC of +TOF Product 窗口的左下窗格中，高亮选中 30 秒钟，然后双击显示平均光谱。
6. 右键单击下方窗格内出现的平均光谱，然后单击 List Data。
7. 单击 Peak List 选项卡。
8. 确认质心强度和分辨率属于可接受范围。请参阅图 5-6 和数据日志：NanoSpray® 离子源。

图 5-6 样本谱图：产物离子检测，TripleTOF 5600 系统

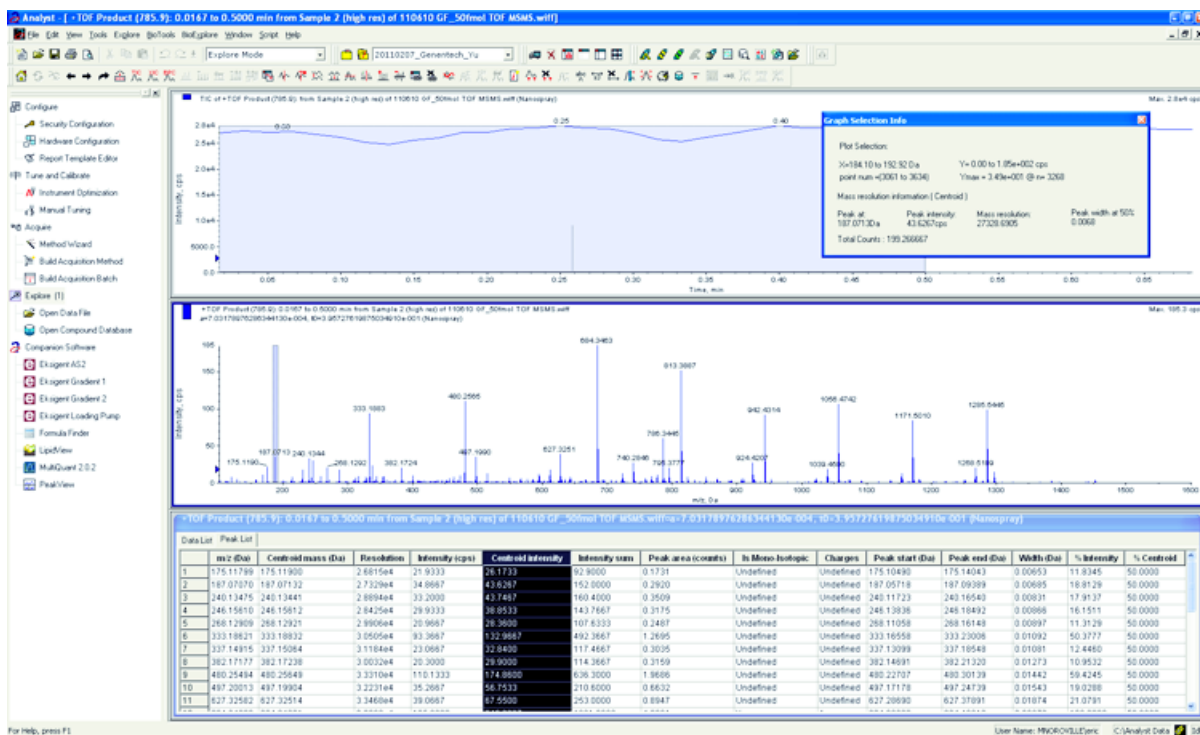

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

9. 打印一份结果，并将质心强度记录在数据日志中。

### 在产物离子模式下标定

对于 SCIEX TripleTOF® 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统来说，该步骤用于标定高分辨率模式。

1. 在 Manual Tune 模式中，一定要按[进行产物离子检测](#) 中的要求设置参数值。请参阅表 5-4。
2. 当喷射稳定后，单击 Acquire 并采集至少 30 秒钟的扫描数据。
3. 在 TIC of +TOF Product 窗口（左下方）中，高亮选中 30 秒钟的 TIC 信号求平均值，然后双击。
4. 在出现的新窗口（Analyst® TF 窗口最下方）中，点右键并单击 Re-Calibrate TOF（重校 TOF）。
5. 在 TOF Calibration 对话框中，在 Reference Table 列表内选中 Glu-fibrinopeptide B。
6. 确信在注射物光谱中发现的试验物质是正确的，并且与参照表的理论质量相符。
7. 检查 Calculate New Calibrations 按钮右侧显示的 Average Error 值。
8. 单击 Calculate New Calibrations，并确认 Average Error 值落到 2 ppm 以下。
9. 在 Calibration Values 下，单击 Calibrate Spectrum。
10. 在 Save Current Calibration 下，单击 Entire File。
11. 单击 Close。

---

## 总结

---

注释： SCIEX 现场服务人员服务工程师（FSE）必须在安装后将 NanoSpray® 安装后的测试运行验收结果发送到 [servicedata@sciex.com](mailto:servicedata@sciex.com)。

---

1. 彻底冲洗尖头和注射管路。
2. 复制一份完整的数据日志和检测结果，并将原始文件提供给客户。

## 检测 Triple Quadrupole 和 QTRAP® 系统上的离子源



---

警告！ 高温表面危害。不要触摸高压电轨或发射器尖端。

---



---

警告！ 触电危险。在照明灯、摄像头、制动装置和盖未安装妥当的情况下，切勿运行 NanoSpray®离子源。切勿触摸气帘板，或者让发射器尖端接触气帘板。如果质谱仪能够正常工作，并且已安装了离子源，即使将 X-Y-Z 定位装置从接口移开，气帘板上仍有高电压存在。

---

任务要求综述请参阅图 5-1

对于 Triple Quad™ 系统（除 3200 系列系统以外），请执行以下任务：

- 制备 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 稀释液
- Q1 模式下的检测
- Q3 模式下进行检测

对于QTRAP®系统（除 3200 QTRAP® 系列系统以外），请执行以下任务：

- 制备 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 稀释液
- Q1 模式下的检测
- Q3 模式下进行检测
- 在 EPI 模式下检测和标定（仅适用于 QTRAP® 或仅限启用 QTRAP® 的 Triple Quad 5500+ 系统）

对 API 3200™ 和 3200 QTRAP® 系统，请参阅 在 3200 系列系统上检测离子源。。

## 所需材料

- 多肽 [Glu<sup>1</sup>]-Fibrinopeptide B，包含在液相色谱/质谱肽校正试剂盒 (PN 4465867) 中
- 标准稀释剂
- NanoSpray® 离子源注射用 100 µL 注射器 (内径 1.46 mm) 或同等器械
- (可选) Turbo V™ 离子源注射用 1 mL 注射器 (内径 4.61 mm) 或同等器械
- 无粉手套 (建议使用丁腈橡胶或氯丁橡胶)
- 护目镜
- 实验室外套

## Q1 模式下的检测

(可选) 用 Turbo V™ 离子源执行 Q1 检测

该步骤旨在确认稀释的完全性。

注释：在注射器内注入 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 溶液之前，先用洗液冲洗 3 次。然后将注射器与相应的导管连接，并在连接至高压导轨上接头之前再进行冲洗。然后，用 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 溶液冲洗导管。

1. 将 Turbo V™ 离子源安装在质谱仪上。请参阅《Turbo V™ 离子源操作员指南》。
2. 用 1 mL 注射器注入多肽 [Glu<sup>1</sup>]-Fibrinopeptide B 溶液，注入流速为 5 µL/min。
3. 在 Analyst®软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tuning。
4. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 5-5 用 Turbo V™ 离子源执行 Q1 检测的参数

参数	数值
MS 参数	
Scan type	Q1 扫描
Mass mode (6500 和 6500+ 系列系统)	低质量
Polarity	阳
Display masses (Da)	质心：785.9 宽度：20
Scan Speed (Da/sec)	10
MCA	开
Cycles	10

表 5-5 用 Turbo V<sup>™</sup> 离子源执行 Q1 检测的参数 (续)

参数	数值
Source/Gas 参数	
Curtain Gas <sup>™</sup> flow (CUR)	20
IonSpray Voltage (IS)	5500
Ion Source Gas 1 (GS1)	20
Interface Heater (IHT)	未使用
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100
Syringe Pump Method 参数	
Flow rate (μL/min)	5
Syringe Size	1 mL (内径 4.61 mm)

## 5. 保存方法。

提示！将 NanoSpray<sup>®</sup> 离子源检测所使用的方法保存在单独的文件夹中，命名为 NanoSpray Installation (日期)。

- 单击 Acquire 采集 30 秒钟的数据。
- 记录 m/z 785.8421 处的峰值强度。
- 将步骤 6 至 7 再重复两次。
- 求 3 次扫描结果的平均值。
- 将质心强度和分辨率与 NanoSpray<sup>®</sup>离子源规格 (如 [数据日志：NanoSpray<sup>®</sup> 离子源](#)所示) 进行比较。

要领：用 Turbo V 离子源获得的质心强度和分辨率应符合 NanoSpray<sup>®</sup>离子源的规格要求。如不符合，请制备新的稀释液。

用 NanoSpray<sup>®</sup> 离子源执行 Q1 检测

注释：在注射器内注入 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 溶液之前，先用洗液冲洗 3 次。然后将注射器与相应的导管连接，并在连接至高压导轨上接头之前再进行冲洗。然后，用 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 溶液冲洗导管。

- 将 NanoSpray<sup>®</sup>离子源安装在质谱仪上。请参阅 NanoSpray<sup>®</sup>《离子源操作员指南》。
- 准备 NanoSpray<sup>®</sup> III 检测头。请参阅 NanoSpray<sup>®</sup>《离子源操作员指南》。
- 用 100 μL 注射器以 0.5 μL/min 的流速注入多肽 [Glu<sup>1</sup>]-Fibrinopeptide B 溶液。
- 在 Analyst<sup>®</sup>软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。

5. 如果采用的是可选规程，（可选）用 Turbo V™ 离子源执行 Q1 检测，则打开所创建的方法，然后按（可选）用 Turbo V™ 离子源执行 Q1 检测 规定设置参数。请参阅表 5-5。如果不执行此规程，则使用这些参数创建一个方法。

表 5-6 使用 NanoSpray<sup>®</sup> 离子源的方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan type	Q1 扫描
Mass mode (6500 和6500+ 系列系统)	低质量
Polarity	阳
Mass Range	400 - 1000
Scan Speed (Da/sec) (4500、5500/5500+ 和6500/6500+ 系列系统)	2000
Scan Time (sec) (4000 系列系统)	3
MCA	关
Cycles	注意：特定分析仪器的循环次数为固定值。 请参阅上述参数。 500 (4000 系列系统) 50 (4500、5500/5500+ 和6500/6500+ 系列系统)
Source/Gas 参数	
CAD Gas	低 (4000 系列系统) 中 (或按优化值) (4500、5500/5500+ 和 6500/6500+ 系列系统)
IonSpray Voltage (IS)	2100
Ion Source Gas 1 (GS1)	10
Interface Heater Temperature (IHT) (° C)	75
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	70 (4000 系列系统) 100 (4500、5500/5500+ 和6500/6500+ 系列系统)
Syringe Pump Method 参数	

表 5-6 使用 NanoSpray® 离子源的方法参数 (续)

参数	数值
Flow rate (µL/min)	0.5
Syringe Size (µL)	100 气密度 (1.46 mm)

6. 点击 Start 运行检测方法。

**小心：** 可能导致系统损坏。不得让发射器尖端接触气帘板。使用精细的 Z 轴调节旋钮调节喷雾器的位置，避免对发射器尖端造成损坏。

**小心：** 潜在的系统污染。不得将发射器尖端插入气帘板小孔中。确保发射器尖端在孔隙外至少 2 mm 至 5 mm 处。喷雾太靠近孔隙可造成质谱仪污染。

7. 调节喷射头与气帘板小孔的相对位置，以优化信号强度。记录 XYZ 数值，供今后使用。  
8. 以 100V 的增量单位调节 IS，获得最佳信号和信噪比。

**注释：** 如果 IonSpray™ 电压过高，可能会发生电晕放电。在探针尖端可以看到蓝光。电晕放电导致灵敏度以及信号稳定性下降。

9. 增大 GS1，直至信号开始下降，然后再减小 GS1，直至信号达到最大值。

**注释：** GS1 参数在零值达到最优化。

- 10 增大 CUR，直至信号开始下降，然后再减小 CUR，直至信号达到最大值。


**注释：** 为了防止污染，在不影响灵敏度的情况下采用可能的最高帘气流速。请勿将 CUR 设置为低于 20。这有助于阻止 Curtain Gas™ (会产生噪声信号)，而且可以阻止孔污染，增加整体信噪比。

- 11 如果通过移动喷射头来优化信号强度，必要时可调节照明灯的位置。  
12 将新方法保存。

**提示！** 将 NanoSpray® 离子源检测所使用的方法保存在单独的文件夹中，命名为 NanoSpray Installation (日期)。

- 13 用 5 分钟时间监测喷射的稳定性。如果喷射稳定，在 TIC 中仅能观察到细微波动。

图 5-7 样本谱图：在 4000 QTRAP®系统上进行的 Q1 模式检测

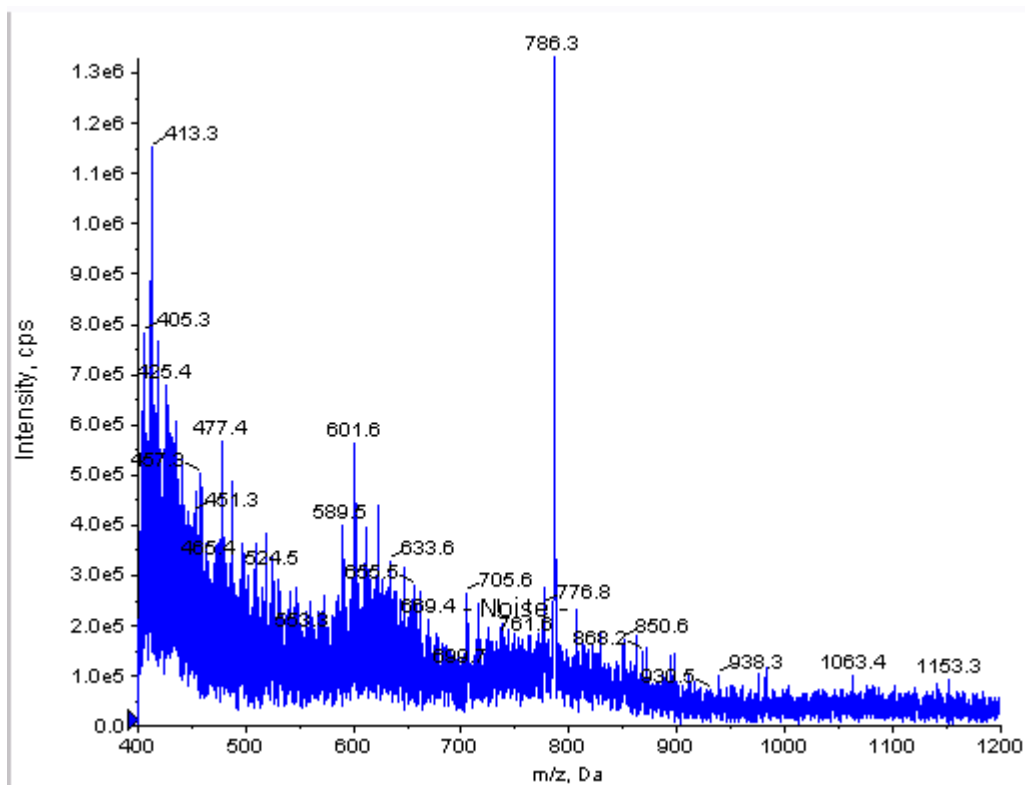

- 14 喷射稳定后，将 Scan Speed 更改为 10。
- 15 选择 Center/Width，然后在 Center 和 Width 栏内分别键入 785.9 和 20。
- 16 打开 MCA。
- 17 单击 Acquire 开始采集现有数据。
- 18 记录 m/z 785.9 处的峰值强度。
- 19 将步骤 17 至 18 再重复两次。
- 20 求 3 个强度的平均值
- 21 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：NanoSpray® 离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

- 22 打印一份结果，并将强度记录在数据日志中。

### Q3 模式下进行检测

注释：在注射器内注入 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 溶液之前，先用洗液冲洗 3 次。然后将注射器与相应的导管连接，并在连接至高压导轨上接头之前再进行冲洗。然后，用 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 溶液冲洗导管。




1. 在 Analyst<sup>®</sup>软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
2. 打开 Q1 检测所用的方法。
3. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 5-7 Q3 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan type	Q3 扫描
Mass mode (6500/6500+ 系列系统)	低质量
Display masses (Da)	质心: 785.9 宽度: 20
Scan Speed (Da/sec)	10
MCA	关
Cycles	10
Compound 参数	
Collision Cell Exit Potential (CXP) (V)	15 (或按优化值) (4000 系列系统) 30 (或按优化值) (4500、5500/5500+、 6500/6500+ 系列系统)

4. 将新方法保存。
5. 点击 Start 运行检测方法。
6. 喷射稳定后，打开 MCA。
7. 单击 Acquire开始采集现有数据。
8. 记录 m/z 785.9 处的峰值强度。
9. 将步骤 7 至 8 再重复两次。

图 5-8 样本谱图：QTRAP®5500 系统上的 Q3 模式检测

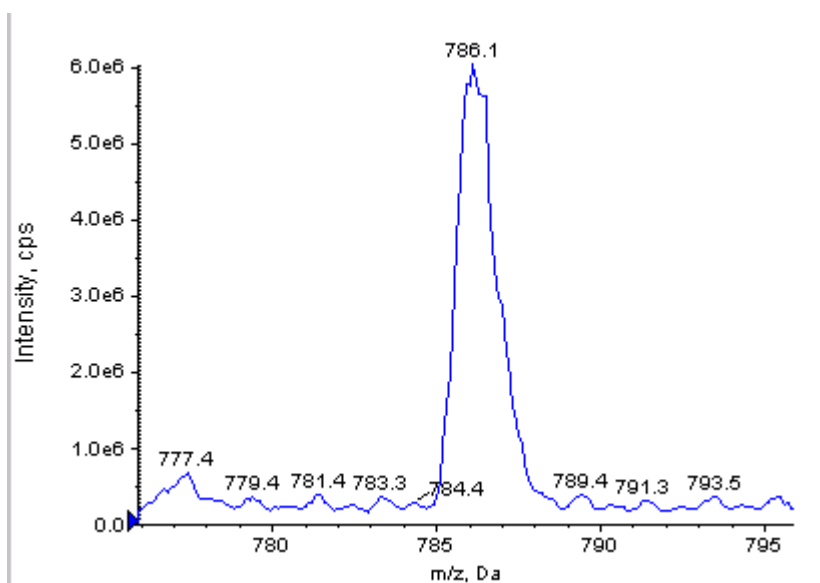

10 打印结果。

11 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。

12 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：NanoSpray® 离子源](#)。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

在 EPI 模式下检测和标定（仅适用于 QTRAP® 或仅限启用 QTRAP® 的 Triple Quad 5500+ 系统）

进行 EPI 模式检测

1. 用 100  $\mu\text{L}$  注射器以 0.5  $\mu\text{L}/\text{min}$  的流速注入多肽 [Glu1]- Fibrinopeptide B 溶液。
2. 在 Analyst®软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 打开之前已优化的方法或设置参数，如下表所示。

表 5-8 EPI 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan type	EPI 扫描
Mass mode (6500/6500+ 系列系统)	低质量
Polarity	阳

表 5-8 EPI 方法参数 (续)

参数	数值
Mass Range (Da)	100 - 1500 (4000 系列系统) 100 - 1000 (4500、5500/5500+ 和6500/ 6500+ 系列系统)
Scan speed (Da/sec)	4000 (4000 系列系统) 10 000 (4500、5500/5500+ 和 6500/6500+ 系列系统)
Precursors of	785.9
MCA	开
Scans to sum	1
Cycles	10 (4000 系列系统) 50 (4500、5500/5500+ 和 6500/6500+ 系列 系统)
Advanced MS 参数	
Fixed LIT Fill Time (ms)	50 (4000 系列系统) 10 (4500、5500/5500+ 和 6500/6500+ 系列 系统)
Compound 参数	
Collision Energy (CE) (V)	45 (或按优化值)
Declustering Potential (DP)	70 (或按优化值)
Syringe Pump Method 参数	
Flow rate (µL/min)	0.5
Syringe Size (µL)	100 气密度 (1.46 mm)

注释：碰撞能量通常在 40 V 和 48 V 之间进行优化。如果碰撞能量不在这个范围内，则 CAD 气体值设置可能过低。如果  $m/z$  785.9 的前体离子的强度不是 10% 或者比初始强度更低，那么碰撞能量和 CAD 气体两者是不匹配的。欲获知更多信息，请联系 SCIEX 技术支持。

4. 点击 Start 运行检测方法。
5. 优化 CE，以获得  $m/z$  480.3、813.4、942.4 和 1171.7 处碎片的最大强度。
6. 将新方法保存。
7. 当喷射稳定后，单击 Acquire 采集数据。
8. 记录  $m/z$  480.3、813.4、942.4 和 1171.7 处碎片的强度。

9. 将步骤 7 至 8 再重复两次。
10. 打印结果。
11. 求 3 次离子强度的平均值，然后将结果记录在数据日志中。
12. 确认平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志：NanoSpray® 离子源](#)。


如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

### 创建一张标定参照表

用数据光谱标定质谱仪之前，必须先明确所使用标定物的参照表。如果多肽 [Glu<sup>1</sup>]-Fibrinopeptide B 的参照表不存在，可按以下步骤创建。


1. 单击 Tools > Settings > Tuning Options.
2. 单击 Reference。

图 5-9 参照表编辑器

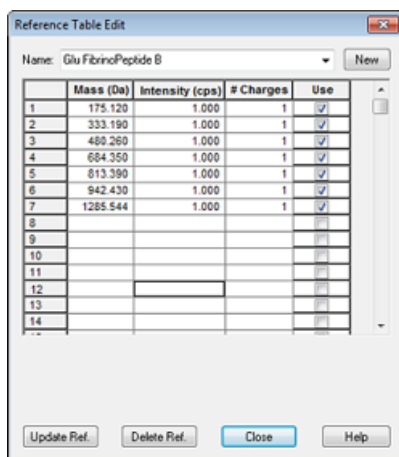

3. 用前图所示条目创建一张多肽 [Glu<sup>1</sup>]-Fibrinopeptide B 的参照表。在 Low Mass 和 High Mass 字段中，一定要键入最低和最高的质量碎片。
4. 单击 Update Ref.
5. 单击 Close。
6. 单击 New。

图 5-10 调谐选项对话框

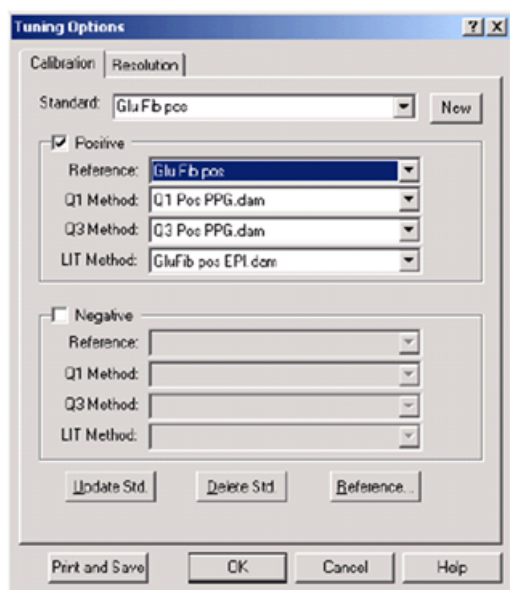

7. 在 Standard 字段中，键入 GluFib pos。
8. 选择 Positive 复选框。
9. 在 Q1 Method 字段中，选择用于 Q1 标定的方法。
10. 在 Q3 Method 字段中，选择用于 Q3 标定的方法。
11. 在 LIT Method 字段中，选择在 [进行 EPI 模式检测](#) 中创建的方法。
12. 单击 Update Std。
13. 单击 OK。

#### EPI 模式下的标定


1. 在 Manual Tune 模式中，一定要按 [进行 EPI 模式检测](#) 中的要求设置参数值。请参阅表 5-8。
2. 当喷射稳定后，单击 Acquire 并采集至少 30 秒钟的扫描数据。
3. 单击 EPI 谱图窗格。
4. 单击标定按钮 (  )。

图 5-11 4000 系列系统的 LIT 质量标定对话框


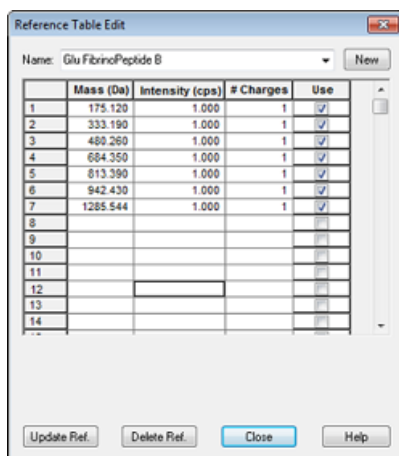



图 5-12 4500、5500、5500+、6500 和 6500+ 系列系统的 LIT 质量标定对话框

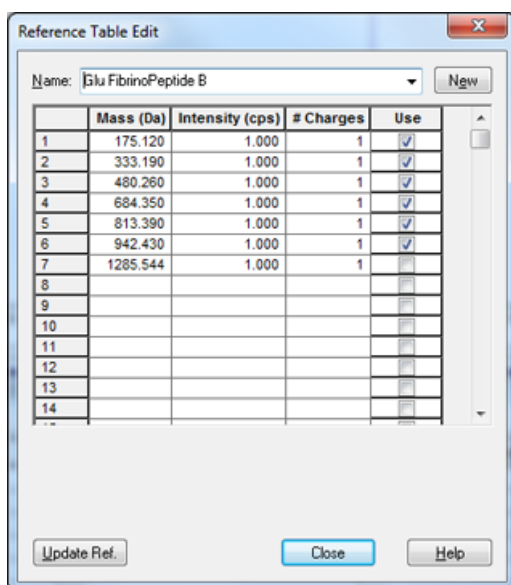

5. 在 Standard 字段中，选择在第 7 步 [创建一张标定参照表](#) 创建的标准 (GluFib pos)。
6. 单击 Start。

此时会出现 Mass Calibration Report 窗格。上图显示的是自上次标定之后标定离子的质量迁移。

图 5-13 质量标定报告

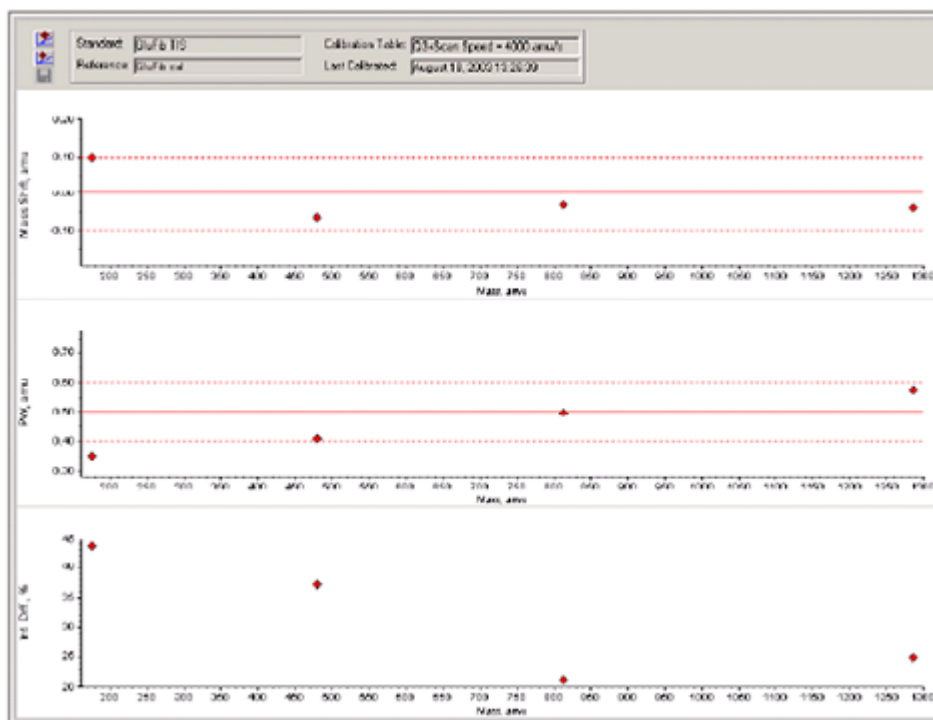


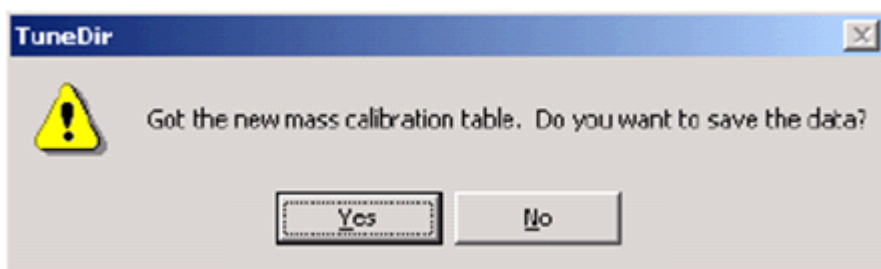
7. 如果显示的数据图谱较好，则表示质量偏移在规定范围内，单击 Replace Calibration (  )。

图 5-14 TuneDir 对话框



8. 单击 Yes。

新的标定值会出现在标定综合报告窗格的下方。

注释： 如果某一种分解离子的质量或强度有很大变化，须确定改变的原因，然后再使用该离子进行标定。在 No对话框中单击TuneDir，然后核对标定综合报告。在Found Mass栏中查找质量，并在原始数据谱图中观察离子的品质。如果选择的离子不正确，可在 LIT Mass Calibration对话框中放大或缩小Search Range。软件会用搜索范围内强度最大的峰值质心进行标定。

图 5-15 LIT 质量标定结果报告

```

LIT Mass Calibration Results for Positive Ions at 4000 daltons per second
Generated On:      August 18, 2003 13:27:59
Last Calibration: August 18, 2003 13:26:39

Peak Search Parameters:
Search Range:      0.250
Threshold:         200.000
Peak Width At:    50.000

Config. table ver.: 03
Firmware ver.:    M401400 B4T0301 M3L1400 B1T0300
Instrument name:   Linear Ion Trap Quadrupole LC/MS/MS Mass Spectrometer
Instrument ID:     QTrap
Manufacturer:     AB Sciex Instruments
Serial number:    n1395304
Model Number:     027170a
Operator name:    settings
Workstation:      B10P904

Acq Method:       testTune.don

Data Filename:    D:\Analyst Data\Projects\API Instrument\Tuning Cache\MT20030818132659.wiff
Standard name:    GluFib T15
Reference table name: GluFib cal
Spectral information:

Expected Mass   Found Mass   Mass Shift   Peak Width   PW Shift   Intensity Change(%)
175.119         175.020      -0.099       0.350        0.350      43.65
480.257         480.323      -0.066       0.498        0.242      37.08
813.389         813.420      -0.031       0.436        0.204      21.10
1285.544        1285.584     -0.040       0.576        0.124      24.76

```

---

```

The Slope Variations for Active Calibration Table
Average Slope (DAC/amu): 37.326

```

Mass	DAC	Slope Variation	Slope
480.257	17908	n/a	n/a
813.389	30344	1.600	37.351
1285.544	47966	1.000	37.322

9. 通过改变方法中的扫描速度，按另两个扫描速度进行标定，然后重复该步骤。

## 总结

注释： SCIEX 现场服务人员服务工程师（FSE）必须在安装后将 NanoSpray® 安装后的测试运行验收结果发送到 [servicedata@sciex.com](mailto:servicedata@sciex.com)。

1. 彻底冲洗尖头和注射管路。
2. 复制一份完整的数据日志和检测结果，并将原始文件提供给客户。

## 在 3200 系列系统上检测离子源。



警告！ 高温表面危害。不要触摸高压电轨或发射器尖端。





警告！ 触电危险。在照明灯、摄像头、制动装置和盖未安装妥当的情况下，切勿运行 NanoSpray®离子源。切勿触摸气帘板，或者让发射器尖端接触气帘板。如果质谱仪能够正常工作，并且已安装了离子源，即使将 X-Y-Z 定位装置从接口移开，气帘板上仍有高电压存在。

对于 API 3200™系统，请执行以下任务：

- 在 Q1 和 MS2 模式下进行检测

对于 3200 QTRAP®系统，请执行以下任务：

- 在 Q1 和 MS2 模式下进行检测
- EPI 模式下的检测（仅适用于3200 QTRAP®系统）

注释： NanoSpray® 离子源并非在每种 3200 系列仪器上均受支持。更多信息，请联系销售代表。

#### 所需材料

- Renin 10 pmol/μL，包含在 MS Chemical Kit2 Higher Concentration PPGs (PN 5512399) 套装中
- 稀释溶剂
- 用 100 μL 注射器（内径 1.46 mm）或同等器械注入
- 无粉手套（建议使用丁腈橡胶或氯丁橡胶）
- 护目镜
- 实验室外套

## 准备 2 mL 的 Renin 混合液（500 fmol/μL）

1. 量取 2 ml 的稀释溶剂（随套装提供）注入小瓶。
2. 抽出并倒掉 100 μL 溶剂。
3. 将 100 μL 浓度为 10 pmol/μL 的 renin 溶液加入小瓶。
4. 混合。

## 在 Q1 和 MS2 模式下进行检测

1. 在质谱仪上安装 NanoSpray 离子源。请参阅 NanoSpray®《离子源操作员指南》。
2. 准备 NanoSpray III 检测头。请参阅 NanoSpray®《离子源操作员指南》。
3. 以 0.5 μL/min 的流速注入 renin 混合液。

---

**小心：** 潜在的系统污染。不得将发射器尖头端部插入气帘板小孔中。确保发射器尖端在孔隙外至少 2 mm 至 5 mm 处。喷雾太靠近孔隙可造成质谱仪污染。

---

4. 调整 GS1，直至达到稳定喷射。从较低数值（2 或 3）开始，并逐渐提高，直至达到稳定喷射，无零宽度噪声尖峰。喷射达到稳定状态可能需要几分钟。
5. 在 Analyst®软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
6. 打开之前已优化的方法或设置方法参数，如下表所示。

表 5-9 Q1 方法参数

参数	数值
MS 方法参数	
Scan type	Q1 MS (Q1)
Mass range	100 - 1200
Advanced MS 参数	
Step size (Da)	0.1
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	20
IonSpray Voltage (IS)	2100
Ion Source Gas 1 (GS1)	3
Interface Heater Temperature (IHT) (° C)	75
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	70 (或按优化值)

7. 运行检测方法。

---

**小心：** 可能导致系统损坏。不得让发射器尖端接触气帘板。使用精细的 Z 轴调节旋钮调节喷雾器的位置，避免对发射器尖端造成损坏。

---

**小心：** 潜在的系统污染。不得将发射器尖头端部插入气帘板小孔中。确保发射器尖端在孔隙外至少 2 mm 至 5 mm 处。喷雾太靠近孔隙可造成质谱仪污染。

---

8. 调节喷射头与气帘板小孔的相对位置，以优化信号强度。记录 XYZ 数值，供今后使用。
9. 以 100V 的增量单位调节 IS，直至获得最佳信号和信噪比。

---

注释： 如果 IonSpray<sup>™</sup> 电压过高，可能会发生电晕放电。在探针尖端可以看到蓝光。电晕放电导致灵敏度以及信号稳定性下降。

---

- 10 增大 GS2，直至信号开始下降，然后再减小 GS1，直至信号达到最大值。

---

注释： GS1 参数在零值达到最优化。

---

- 11 增大 CUR，直至信号开始下降，然后再减小 CUR，直至信号达到最大值。

---

注释： 为了防止污染，在不影响灵敏度的情况下采用可能的最高帘气流速。请勿将 CUR 设置为低于 20。这有助于阻止 Curtain Gas<sup>™</sup>（会产生噪声信号），而且可以阻止孔污染，增加整体信噪比。

---

- 12 打印一份结果，然后将优化后的 Q1 采集方法保存起来。
- 13 将扫描类型设置为 Product Ion (Ms2)，并将，并将 Product Of 设为 587。
- 14 将 CAD 设为 Medium (6)。
- 15 调节 CE，在 m/z 136 和 784 处对离子分解强度进行优化。
- 16 打印一份结果，然后将优化后的 Product Ion 方法保存起来。
- 17 验证 MS2 模式下的强度满足 [数据日志：NanoSpray<sup>®</sup> 离子源](#)中的规格要求。

如果结果不能接受，请参阅[故障排除提示](#)。

- 18 将结果记录在数据日志中。

## EPI 模式下的检测（仅适用于3200 QTRAP<sup>®</sup>系统）

1. 以 0.5  $\mu\text{L}/\text{min}$  的流速注入 renin 混合液。

---

小心： 潜在的系统污染。不得将发射器尖头端部插入气帘板小孔中。确保发射器尖端在孔隙外至少 2 mm 至 5 mm 处。喷雾太靠近孔隙可造成质谱仪污染。

---

2. 在 Analyst<sup>®</sup>软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
3. 打开第 12 步在 [Q1 和 MS2 模式下进行检测](#)中保存的优化后的 Q1 方法。
4. 如下表所示设置方法参数。

表 5-10 EPI 方法参数

参数	数值
MS 参数	
Scan type	EPI

表 5-10 EPI 方法参数 (续)

参数	数值
Mass range (Da)	100 - 1200
Product Of (Da)	587.4
Duration (sec)	120
Advanced MS 参数	
Fixed LIT fill time (msec)	20
Fixed LIT fill time (msec)	关
Q3 entry barrier	8
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™ flow (CUR)	按优化值
Collision Gas (CAD)	高
IonSpray Voltage (IS)	按优化值
Temperature (TEM) (° C)	150
Ion Source Gas 1 (GS1)	按优化值
Ion Source Gas 2 (GS2)	0
Interface Heater Temperature (IHT)	开
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	80
Collision Energy (CE) (V)	45 (或按优化值)
Collision Energy Spread (CES)	0
Resolution 参数	
Q1 resolution	低

- 运行检测方法。
- 调节 CE, 对 136、647、784 和 1028 处的峰值强度进行优化。
- 打印一份结果, 然后将优化后的 EPI ) 方法保存起来。
- 验证强度满足 [数据日志: NanoSpray® 离子源](#) 中的规格要求。

如果结果不能接受, 请参阅[故障排除提示](#)。

- 查看打印的结果, 并将强度记录在数据日志中。

## 总结

---

注释： SCIEX 现场服务人员服务工程师（FSE）必须在安装后将 NanoSpray® 安装后的测试运行验收结果发送到 [servicedata@sciex.com](mailto:servicedata@sciex.com)。

---

1. 彻底冲洗尖头和注射管路。
2. 复制一份完整的数据日志和检测结果，并将原始文件提供给客户。

在下列任一种情况下进行检测：

- 安装了新的离子源时。
- 在对离子源进行重要维护之后。
- 在项目开始前或作为标准操作规程的一部分，必须对离子源的性能进行评估。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。只有在充分了解与离子源一起使用的有毒或有害材料的妥善利用、防护和疏散方面的知识，并接受了相关培训后，才能使用离子源。



警告！ 刺伤危险、电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。如果离子源窗口有裂痕或破损，请停止使用离子源，并与 SCIEEX 现场服务工程师联系。设备中引入的任何有毒或有害材料均会存在于离子源排气输出中。设备产生的废气应从室内排出。请按照既定实验室安全程序处置锐器。



警告！ 有毒化学品危害。穿戴个人防护设备、手套和护目镜，以避免皮肤或眼睛暴露在外。



警告！ 电离辐射危害、生物危害或有毒化学品危害。发生化学品溢漏情况下的具体操作说明请查看产品安全数据表。在清理离子源附近的溢漏液时，一定要确认系统处于待机模式。请使用相应的个人防护设备和能吸湿的抹布来吸除溢漏物，并按当地法规进行处置。

**所需材料**

- MS 级甲醇
- HPLC 级去离子水
- 流动相溶剂：70:30 的乙腈水溶液
- 掺杂物：以 100 - 150  $\mu\text{L}/\text{min}$  的流速注入的甲苯（HPLC 级）。掺杂物应使用单独的 HPLC 泵注入。
- SCIEX Standard Chemical Kit (PN 4406127) 中提供的已预先稀释的 0.0167  $\text{pmol}/\mu\text{L}$  利血平溶液。
- HPLC 泵（适用于流动相）
- 用于注入掺杂物的 HPLC 泵
- 带 5  $\mu\text{L}$  回路的手动进样器（8125 Rheodyne 或同等规格）或采用 5  $\mu\text{L}$  进样设置的自动进样器
- PEEK 导管（外径 1/16 英寸，内径 0.005 英寸）
- 250  $\mu\text{L}$  - 1000  $\mu\text{L}$  注射器
- 无粉手套（建议使用丁腈橡胶或氯丁橡胶）
- 护目镜
- 实验室外套

注释： 所有测试溶液必须低温保存。如果溶液离开冰箱超过 48 小时，则应丢弃，并使用新溶液。

小心： 潜在的错误结果。切勿使用过期溶液。

## 检测的准备工作



警告！ 触电危险。在操作过程中，应避免接触施加在离子源上的高电压。先将系统置于待机模式，然后调整样本管路或靠近离子源的其他设备。

- 安装新离子源时，确保质谱仪的表现达到现有离子源的规格。
- 将离子源安装到质谱仪上。
- 离子源一定要经过全面优化。请参阅离子源的《操作员指南》。
- 取放化学溶液或溶剂前，请参阅所有适用的安全数据表，以了解必要的注意事项。

注释： 无论是否使用泵，掺杂物管路中都存在较大的背压。

## 检测离子源



警告！ 高温表面危害。在开始任何维护程序之前，先让离子源冷却至少 30 分钟。在操作过程中，离子源的表面会发烫。

小心： 可能导致系统损坏。在确认离子源已达到正确温度前，请勿引入溶剂流。

小心： 可能导致系统损坏。使用可能的最高 Curtain Gas™ 值进行优化流速值，以避免污染质谱仪。

注释： 最佳离子转移电压取决于紫外线灯的高度。对于确定的紫外线灯高度，只有一个最佳离子转移电压；而对于一个给定的离子转移电压，也只有一个最佳紫外线灯高度。如果用户改变了紫外线灯高度，请优化每一个新高度设置下的离子转移电压来获得紫外线灯高度和离子转移电压的最佳设置。

1. 在 Analyst®软件的 Tune and Calibrate 模式下，双击 Manual Tune。
2. 打开之前已优化的方法或设置参数，如下表所示。

表 6-1 方法参数

参数	数值
Probe 参数	
Sample concentration	10 pg/μL
Mobile phase	70:30 ACN:H <sub>2</sub> O
Flow rate (μL/min)	500
Injection volume (μL)	25 (溢过回路)
Sample loop (μL)	5
Ionization mode	阳
Probe vertical micrometer setting	2
Probe horizontal micrometer setting	5
UV Lamp vertical micrometer setting	5
Dopant	100 μL/min - 150 μL/min 的流速
MS 参数	
Scan mode	MRM
Q1 mass (Da)	609.3 (或准确质量)



表 6-1 方法参数 (续)

参数	数值
Q3 mass (Da)	195.1 (或准确质量)
Source/Gas 参数	
Curtain Gas™(CUR)	30 (或按优化值)
Collision Gas (CAD)	中度
Ion Transfer Voltage (IS)	80 (或按优化值)
Temperature (TEM)	400 (或按优化值)
Ion Source Gas 1 (GS1)	60 (或按优化值)
Ion Source Gas 2 (GS2)	20 (或按优化值)
Compound 参数	
Declustering Potential (DP)	100 (或按优化值)
Collision Energy (CE)	45 (或按优化值)
Collision Exit Potential (CXP)	按优化值
Resolution 参数	
Resolution	单位/单位
仪器验证期间获得的起始值可能与表中数值不同。	

3. 单击 Acquire开始采集现有数据。
4. 加入 70:30 的乙腈-水溶液, 以 500 µL/min 的流速通过样本进口。
5. 加入掺杂物, 以 75 µL/min 的流速通过掺杂物进口。
6. 用检测溶液溢满样本回路。
7. 注入 10 pg/µL 的利血平检测溶液, 同时监测多反应监测 (MRM) 609/195 迁移。
8. 优化具体化合物的参数。
9. 优化探针和紫外线灯的位置
10. 优化离子源参数
11. 打印结果。
12. 查看打印出的结果。
13. 确认 5 次注射的平均强度属于可接受范围。请参阅[数据日志: PhotoSpray®离子源](#)。

如果结果不能接受, 请参阅[故障排除提示](#)。

# 故障排除提示

# 7

症状	可能的原因	纠正措施
无信号	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未产生喷射。</li> <li>2. (NanoSpray<sup>®</sup>离子源) 离子源头部位置不正确。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请参阅离子源《操作员指南》解决喷射方面的问题。</li> <li>2. 使用 X-Y-Z 调节旋钮调节发射器尖头的位置。</li> </ol>
LC 峰或拖尾异常宽	(NanoSpray <sup>®</sup> 离子源) 接头处有死体积。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保所有色谱柱后导管的内径均小于或等于 25 微米。</li> <li>• 检查所有连接点，确保其固定稳妥。</li> <li>• 填平所有凹槽。</li> <li>• 更换发射器尖头。</li> </ul>
峰值强度低	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 离子源位置、尖头突出长度或离子源参数值不正确。</li> <li>2. 注射器或样本管路泄漏。</li> <li>3. Q1 或 Q3 未标定。</li> <li>4. 样本品质下降或浓度低。</li> <li>5. LC (液相色谱) 系统有问题。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 优化离子源。</li> <li>2. 检查泄漏点。</li> <li>3. 用仪器优化向导来标定 Q1 或 Q3。</li> <li>4. 检查样本浓度。使用新鲜或冷冻样本。</li> <li>5. 排查 LC 系统问题。</li> </ol>
分辨率差	仪器未优化。	对仪器进行优化。
灵敏度差	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接口组件 (前端) 较脏。</li> <li>2. 分析仪部分有溶剂蒸汽或其它未知化合物。</li> <li>3. 样本制备不正确或样本品质下降。</li> <li>4. 样本入口处有泄漏。</li> <li>5. 离子源有故障。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清洁接口组件，并重新调整离子源的位置。</li> <li>2. 优化 Curtain Gas<sup>™</sup> 气流。</li> <li>3. 确认样本制备正确。</li> <li>4. 确认管件结合紧密，如仍有泄漏，请更换管件。管件请勿过度拧紧。</li> <li>5. 安装并优化替代离子源。如果问题仍然存在，请联系 FSE。</li> </ol>

症状	可能的原因	纠正措施
信号低	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 去簇电压 (DP) 未优化。</li> <li>2. 喷针可能较脏或被堵塞。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 优化去簇电压, 获得最佳信号或信噪比。不同离子源的最佳值可能会有差异。</li> <li>2. 清洁喷针。</li> </ol>
信噪比低	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 离子源位置、尖头突出长度或离子源参数值不正确。</li> <li>2. 注射器或样本管路泄漏。</li> <li>3. 稀释剂被污染。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 优化离子源。</li> <li>2. 检查泄漏点。</li> <li>3. 使用经 MS 级试剂 (0.1% 甲酸和 10% 乙腈) 新鲜制备的稀释剂。</li> </ol>
背景噪音高	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 稀释剂被污染。</li> <li>2. 注射器或样本管路较脏。</li> <li>3. 接口处有残留物。</li> <li>4. 温度 (TEM) 过高。</li> <li>5. 加热气气流速度 (GS2) 过高。</li> <li>6. 离子源被污染。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用经 MS 级试剂 (0.1% 甲酸, 10% 乙腈) 新鲜制备的稀释剂。</li> <li>2. 清洗或更换注射器或样本管路。</li> <li>3. 清洁气帘板和孔板 (参照质谱仪《专业维护人员指南》)。必要时可烘烤接口处。如问题仍未得到解决, 请清洁 Q0 或 QJet<sup>®</sup> 离子导向器。</li> <li>4. 对温度进行优化。</li> <li>5. 优化加热气气流。</li> <li>6. 清洁或更换离子源组件, 然后调节离子源和前端: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 将 APCI 或 TIS 探针移至距针孔最远的位置 (垂直和水平方向)。</li> <li>b. 以 1 mL/min 的泵流量注入 50:50 的甲醇和水。</li> <li>c. 在 Analyst<sup>®</sup>/Analyst<sup>®</sup> TF 软件中, 将 TEM 设为 650, GS1 设为 60, GS2 设为 60。</li> <li>d. 将 Curtain Gas 气流设为 45 或 50。</li> <li>e. 运行最少 2 小时或最好隔夜, 以达到最佳效果。</li> </ol> </li> <li>7. 调节发射器尖头的位置。</li> </ol>

## 故障排除提示

症状	可能的原因	纠正措施
离子源在检测过程中未达到规定标准。	质谱仪未能通过安装检测。	用默认离子源对质谱仪进行安装检测。
未达到指定温度或者温度过高或不稳定。	接口加热器有故障。	打开 Mass Spectrometer Detailed Status 对话框。Source Temperature 字段中应包含设定温度，且 Interface Heater Status 应为 Ready。否则，联系合格维护人员 (QMP) 或现场服务工程师 (FSE) 更换接口加热器。

# 数据日志：IonDrive™ Turbo V 离子源

A

## 系统信息

表 A-1 质谱仪信息

质谱仪序列号	
--------	--

## 离子源信息

组件	序列号
离子源	
TurboIonSpray® 探针	
APCI 探针	

## IonDrive Turbo V

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
注释： IonDrive™ Turbo V 离子源仅受 6500 和 6500+ 系列仪器以及 6600/6600+ 系统支持。

探针	强度 (cps)	强度 (cps)	结果 (cps)
	6500	6500+	
TurboIonSpray® 探针	$1.25 \times 10^6$	$1.9 \times 10^6$	
APCI 探针	$5.0 \times 10^5$	$7.5 \times 10^5$	

## 签收表

机构	
现场服务人员姓名	日期 (年-月-日)
现场服务工程师签名	

## 注释和例外情况



# 数据日志：Turbo V™ 离子源

B

## 系统信息

表 B-1 质谱仪信息

质谱仪序列号	
--------	--

## 离子源信息

组件	序列号
离子源	
TurboIonSpray® 探针	
APCI 探针	

## Turbo V

注释： TripleTOF® 4600 系统的规格未提供。该系统的推荐离子源为 DuoSpray™ 离子源。



注释：6500 和 6500+ 系列系统的测试在低质量模式下运行。

强度 (cps)								结果
3200	3500	4000	4500	5000 和 5500/ 5500+	5600/5600+ 和 6600/6600+	6500	6500+	
TurboIonSpray® 探针								
$1.0 \times 10^4$	$2.0 \times 10^4$	$1.0 \times 10^5$	$2.0 \times 10^5$	$5.0 \times 10^5$	$1.0 \times 10^4$	$1.0 \times 10^6$	$1.5 \times 10^6$	
APCI 探针								
$5.0 \times 10^3$	$1.0 \times 10^4$	$5.0 \times 10^4$	$1.0 \times 10^5$	$2.5 \times 10^5$	$5.0 \times 10^3$	$5.0 \times 10^5$	$7.5 \times 10^5$	

## 签收表

机构	
现场服务人员姓名	日期 (年-月-日)
现场服务工程师签名	

## 注释和例外情况

# 数据日志： DuoSpray™离子源

C

## 系统信息

表 C-1 质谱仪信息

质谱仪序列号	
--------	--

## 离子源信息

组件	序列号
离子源	
TurboIonSpray® 探针	
APCI 探针	

## DuoSpray 离子源检测结果

注释： 6500 和 6500+ 系列系统的测试在低质量模式下运行。

数据日志：DuoSpray™离子源

强度 (cps)								结果
3200	4000	4500	4600	5000 和 5500/ 5500+	5600/5600+ 和 6600/6600+	6500	6500+	
TurboIonSpray® 探针								
$5.0 \times 10^3$	$5.0 \times 10^4$	$1.0 \times 10^5$	$2.0 \times 10^3$	$2.5 \times 10^5$	$5.0 \times 10^3$	$5.0 \times 10^5$	$7.5 \times 10^5$	
APCI 探针								
$2.5 \times 10^3$	$2.5 \times 10^4$	$5.0 \times 10^4$	$1.0 \times 10^3$	$1.25 \times 10^5$	$2.5 \times 10^3$	$2.5 \times 10^5$	$3.8 \times 10^5$	

## 签收表

机构	
现场服务人员姓名	日期 (年-月-日)
现场服务工程师签名	

## 注释和例外情况



# 数据日志：OptiFlow™ Turbo V 离子源

D

## 系统信息

表 D-1 质谱仪信息

质谱仪序列号	
--------	--

## 离子源信息

组件	序列号
离子源	
SteadySpray 探针	
喷针批号	

## OptiFlow Turbo V

注释： 6500 和 6500+ 系列系统的测试在低质量模式下运行。

强度 (cps)				结果
5500/5500+	6500	6500+	6600/6600+	
SteadySpray 探针				
$5.0 \times 10^5$	$1.0 \times 10^6$	$1.5 \times 10^6$	$1.0 \times 10^4$	

### 签收表

机构	
现场服务人员姓名	日期 (年-月-日)
现场服务工程师签名	

## 注释和例外情况



# 数据日志：NanoSpray<sup>®</sup> 离子源

E

## 系统信息

表 E-1 质谱仪信息

质谱仪序列号	
--------	--

## 离子源信息

组件	序列号
离子源	
TurboIonSpray <sup>®</sup> 探针	
APCI 探针	

## NanoSpray 离子源检测结果 (TripleTOF 系统)

注释： SCIEX 现场服务人员服务工程师 (FSE) 必须在安装后将 NanoSpray<sup>®</sup> 安装后的测试运行验收结果发送到 [servicedata@sciex.com](mailto:servicedata@sciex.com)。

表 E-2 TOF MS 检测结果

Mass 786	规格		结果
	4600	5600/5600+ 和 6600/6600+	
质心强度 (峰值高度, cps)	≥1500	≥4000	
分辨率	≥25 000	≥30 000	
需要的打印资料: 785.8421			

表 E-3 产物离子高灵敏度检测结果 (仅适用于 5600/5600+ 和 6600/6600 系统)

质量	质心强度 (cps)		分辨率	
	规格	结果	规格	结果
187.0713	≥60		不适用	不适用
480.2565	≥212		≥15 000	
813.3890	≥375		≥15 000	
1056.4745	≥225		≥15 000	
需要的打印资料: 187.0713、480.2565、813.3890 和 1056.4745				

表 E-4 产物离子检测结果

质量	质心强度 (cps)			分辨率		
	4600	5600/5600+ 和 6600/6600+	结果	4600	5600/5600+ 和 6600/ 6600+	结果
187.0713	≥8	≥20		不适用	不适用	不适用
480.2565	≥25	≥65		≥24 000	≥25 000	
813.3890	≥35	≥125		≥25 000	≥25 000	
1056.4745	≥25	≥65		≥25 000	≥25 000	

注释：对于 5600/5600+ 和 6600/6600+ 系统来说，该检测在高分辨率模式下运行。

需要的打印资料：187.0713、480.2565、813.3890 和 1056.4745

### NanoSpray 离子源检测结果（4000、4500、5500、5500+、6500 和 6500+ 系列系统）

本部分中的规格适用于 NanoSpray® III 离子源。有关 SCIEX 质谱仪的 DPV-450 Digital PicoView® Nanospray 离子源的规格，请参照《新物镜安装手册》。

注释：SCIEX 现场服务人员服务工程师（FSE）必须在安装后将 NanoSpray® 安装后的测试运行验收结果发送到 [servicedata@sciex.com](mailto:servicedata@sciex.com)。

表 E-5 Q1 模式检测结果

质量	强度 (cps)					结果
	4000	4500	5500/5500+	6500	6500+	
786	$1.0 \times 10^5$	$2.5 \times 10^5$	$5.0 \times 10^5$	$1.0 \times 10^6$	$1.5 \times 10^6$	

表 E-6 Q3 模式检测结果

质量	强度 (cps)					结果
	4000	4500	5500/5500+	6500	6500+	
786	$1.0 \times 10^5$	$2.5 \times 10^5$	$5.0 \times 10^5$	$1.0 \times 10^6$	$1.5 \times 10^6$	

表 E-7 EPI 模式检测结果 (仅限 QTRAP® 系统)

质量	强度 (cps)					结果
	4000	4500	5500/5500+	6500	6500+	
	强度 (cps)	强度 (cps)	强度 (cps)	强度 (cps)	强度 (cps)	
480.3	$1.0 \times 10^5$	$5.0 \times 10^5$	$1.0 \times 10^6$	$5.0 \times 10^6$	$7.5 \times 10^6$	
813.4	$1.0 \times 10^5$	$5.0 \times 10^5$	$1.0 \times 10^6$	$5.0 \times 10^6$	$7.5 \times 10^6$	
942.4	$5.0 \times 10^4$	$2.5 \times 10^5$	$5.0 \times 10^5$	$2.5 \times 10^6$	$3.8 \times 10^6$	
1171.7	$4.0 \times 10^4$	$2.0 \times 10^5$	不适用	不适用	不适用	

## NanoSpray 离子源检测结果（3200 系列系统）

表 E-8 MS2 模式检测结果

质量	强度 (cps)	结果 (cps)
136.1	$\geq 1.6 \times 10^5$	
784.4	$\geq 5000$	


表 E-9 EPI 模式检测结果

质量	强度 (cps)	结果 (cps)
136.1	$1.0 \times 10^5$	
647.3	$4.0 \times 10^4$	
784.4	$8.0 \times 10^4$	
1028.5	$1.0 \times 10^4$	

## 签收表

机构	
现场服务人员姓名	日期（年-月-日）
现场服务工程师签名	
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
## 注释和例外情况



## 系统信息

表 F-1 质谱仪信息

质谱仪序列号	
--------	--

## 离子源信息

组件	序列号
离子源	
TurboIonSpray <sup>®</sup> 探针	
APCI 探针	

## PhotoSpray 离子源检测结果

注释： 6500 和 6500+ 系列系统的测试在低质量模式下运行。



强度 (cps)						
3200	4000	4500	5000 和 5500	6500	6500+	结果
$2.5 \times 10^3$	$5.0 \times 10^4$	$1.0 \times 10^5$	$2.5 \times 10^5$	$5.0 \times 10^5$	$7.5 \times 10^5$	

## 签收表

机构	
现场服务人员姓名	日期 (年-月-日)
现场服务工程师签名	

## 注释和例外情况

# TripleTOF<sup>®</sup> 系统参数

下表含 TripleTOF<sup>®</sup> 4600、5600、5600+、6600、6600+ 系统的泛型参数。  
每个扫描类型下的第一个数字是预设值。数字范围是每个参数的可使用范围。

表 G-1 TripleTOF<sup>®</sup> 系统参数

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	TOF MS	MS/MS	Q1	TOF MS	MS/MS
GS1	GS1	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90
GS2	GS2	15 0 - 90	15 0 - 90	15 0 - 90	15 0 - 90	15 0 - 90	15 0 - 90
CUR	CUR	25 10 - 55	25 10 - 55	25 10 - 55	25 10 - 55	25 10 - 55	25 10 - 55

TripleTOF® 系统参数

表 G-1 TripleTOF® 系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	TOF MS	MS/MS	Q1	TOF MS	MS/MS
TEM <sup>1,2,3,4,5,15</sup>	TEM	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750
ISVF <sup>1,4,15</sup> (ISVF = IS - OR)	IS	5000 0 - 5500	5000 0 - 5500	5000 0 - 5500	-4000 -4500 至 0	-4000 -4500 至 0	-4000 -4500 至 0
ISVF <sup>7</sup> (ISVF = IS - OR)	IS	1000 0 - 4000	1000 0 - 4000	1000 0 - 4000	-1000 -4000 至 0	-1000 -4000 至 0	-1000 -4000 至 0
NC <sup>5</sup>	NC	3 0 - 5	3 0 - 5	3 0 - 5	-3 -5 至 0	-3 -5 至 0	-3 -5 至 0
IHT <sup>7</sup>	IHT	150 0 - 225	150 0 - 225	150 0 - 225	150 0 - 225	150 0 - 225	150 0 - 225

<sup>1</sup> DuoSpray™ 离子源

<sup>2</sup> Turbo V™ 离子源

<sup>3</sup> IonDrive™ Turbo V 离子源 (如适用)

<sup>4</sup> TurboIonSpray® 探针

<sup>5</sup> APCI 探针

<sup>6</sup> OptiFlow™ Turbo V

<sup>7</sup> NanoSpray® 离子源

表 G-1 TripleTOF® 系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	TOF MS	MS/MS	Q1	TOF MS	MS/MS
或 (DP = OR - Q0)	DP	80 0 - 300	100 0 - 300	80 0 - 300	- 80 -300 至 0	- 80 -300 至 0	- 80 -300 至 0
Q0	Q0	40 -300 至 300	不适用	不适用	- 40 -300 至 300	不适用	不适用
Q0 (CE = Q0 - R02)	CE	不适用	10 5 - 150	30 0 - 150	不适用	- 10 -150 至 -5	- 30 - 150 至 0
CES	CES	不适用	不适用	0 0 - 50	不适用	不适用	0 0 - 50
R01 (IE1 = Q0 - R01)	IE1	2 -300 至 300	2 -300 至 300	2 -300 至 300	- 2 -300 至 300	- 2 -300 至 300	- 2 -300 至 300
IQ2	IQ2	0 -300 至 300	25 -300 至 300	0 -300 至 300	0 -300 至 300	- 25 -300 至 300	0 -300 至 300
CAD	CAD	6 0 - 12	6 0 - 12	6 0 - 12	6 0 - 12	6 0 - 12	6 0 - 12
R02	R02	30 -57 至 57	30 -57 至 57	30 -57 至 57	- 30 -57 至 57	- 30 -57 至 57	- 30 -57 至 57

TripleTOF® 系统参数

表 G-1 TripleTOF® 系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	TOF MS	MS/MS	Q1	TOF MS	MS/MS
IRD	IRD	30 6 - 1000	30 6 - 1000	30 6 - 1000	30 6 - 1000	30 6 - 1000	30 6 - 1000
IRW	IRW	15 5 - 1000	15 5 - 1000	15 5 - 1000	15 5 - 1000	15 5 - 1000	15 5 - 1000
LNR	LNR	-15000 -20000 至 20000	-15000 -20000 至 20000	-15000 -20000 至 20000	15000 -20000 至 20000	15000 -20000 至 20000	15000 -20000 至 20000
CEM	CEM	2300 0 - 3000	2200 0 - 3000	2200 0 - 3000	2200 0 - 3000	2200 0 - 3000	2200 0 - 3000
OFS	OFS	30 -100 至 100	30 -100 至 100	30 -100 至 100	-60 -100 至 100	-60 -100 至 100	-60 -100 至 100
MGV	MGV	-975 -2000 至 2000	-975 -2000 至 2000	-975 -2000 至 2000	975 -2000 至 2000	975 -2000 至 2000	975 -2000 至 2000
MPV	MPV	2600 -4000 至 4000	2600 -4000 至 4000	2600 -4000 至 4000	-2600 -4000 至 4000	-2600 -4000 至 4000	-2600 -4000 至 4000

# 6500 和 6500+ 系列系统参数

# H

每个扫描类型下的第一个数字是预设值。数字范围是每个参数的可使用范围。

表 H-1 6500 和 6500+ 系列系统参数

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
CUR	CUR	20	20	20	20	20	20
		20 至 55	20 至 55	20 至 55	20 至 55	20 至 55	20 至 55
CAD <sup>8,9</sup>	CAD <sup>8,9</sup>	0	6	Med	0	6	Med
		不适用	不适用	低, 中, 高	不适用	不适用	低, 中, 高
CAD <sup>10,11</sup>	CAD <sup>10,11</sup>	0	6	9	0	6	9
		不适用	不适用	0 - 12	不适用	不适用	0 - 12

<sup>8</sup> QTRAP® 6500 或 6500+ 系统, 低质量 (LM)

<sup>9</sup> QTRAP® 6500 或 6500+ 系统, 高质量 (HM)

<sup>10</sup> SCIEX Triple Quad™ 6500 或 6500+ 系统, 低质量 (LM)

<sup>11</sup> SCIEX Triple Quad™ 6500 或 6500+ 系统, 高质量 (HM)

6500 和 6500+ 系列系统参数

表 H-1 6500 和 6500+ 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
IS <sup>12, 13, 14, 15</sup>	IS <sup>12, 13, 14</sup>	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0
IS <sup>16</sup>	IS <sup>16</sup>	1500 0 - 2500	1500 0 - 2500	1500 0 - 2500	-1500 -2500 至 0	-1500 -2500 至 0	-1500 -2500 至 0
IS <sup>17</sup>	IS <sup>17</sup>	1000 0 - 4000	1000 0 - 4000	1000 0 - 4000	-1000 -4000 至 0	-1000 -4000 至 0	-1000 -4000 至 0
NC <sup>13, 16, 19, 18</sup>	NC <sup>13, 16, 19, 18</sup>	3 0 - 5	3 0 - 5	3 0 - 5	-3 -5 至 0	-3 -5 至 0	-3 -5 至 0
TEM <sup>12, 13, 16, 19, 14, 18, 15</sup>	TEM <sup>12, 13, 16, 19, 14, 18</sup>	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750

<sup>12</sup>Turbo V™

<sup>13</sup>IonDrive™ Turbo V 离子源

<sup>14</sup>TurboIonSpray® (TIS) 探针

<sup>15</sup>OptiFlow™ Turbo V

<sup>16</sup>PhotoSpray® 离子源

<sup>17</sup>NanoSpray® 离子源

<sup>18</sup>APCI 探针

<sup>19</sup>DuoSpray™ 离子源



表 H-1 6500 和 6500+ 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
或 (DP = OR)	DP	100 0 - 300	100 0 - 300	100 0 - 300	- 100 -300 至 0	- 100 -300 至 0	- 100 -300 至 0
Q0 (EP = -Q0)	EP	10 2 - 15	10 2 - 15	10 2 - 15	- 10 -15 至 -2	- 10 -15 至 -2	- 10 -15 至 -2
IQ1 (IQ1 = Q0 + 偏移量)	IQ1	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + 0.5 0.1 - 2	Q0 + 0.5 0.1 - 2	Q0 + 0.5 0.1 - 2
ST (ST = Q0 + 偏移量)	ST	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + 8 5 至 12	Q0 + 8 5 至 12	Q0 + 8 5 至 12
R01 (IE1 = Q0 - R01)	IE1	1 0 - 3	不适用	1 0 - 3	- 1 -3 至 -0	不适用	- 1 -3 至 -0
IQ2 (IQ2 = Q0 + 偏移量)	IQ2	Q0+ (-10) -30 至 -8	Q0+ (-10) -30 至 -8	Q0+ (-10) -30 至 -8	Q0 + 10 8 - 30	Q0 + 10 8 - 30	Q0 + 10 8 - 30
R02	R02	- 20 不适用	- 20 不适用	不适用	20 不适用	20 不适用	不适用

6500 和 6500+ 系列系统参数

表 H-1 6500 和 6500+ 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
R02 (CE = Q0 - R02)	CE	不适用	不适用	30 5 - 180	不适用	不适用	- 30 -180 至 - 5
ST3 (ST3 = R02 + 偏移 量)	ST3	R02 - 10 -30 至 -5	不适用	不适用	R02 + 10 5 - 30	不适用	不适用
ST3 (CXP = R02 - ST3)	CXP	不适用	15 0 - 55	15 0 - 55	不适用	- 15 -55 至 0	- 15 -55 至 0
R03	R03	- 50 不适用	不适用	不适用	50 不适用	不适用	不适用
R03 (IE3 = R02 - R03)	IE3	不适用	1 0 - 5	1 0 - 5	不适用	- 1 -5 至 0	- 1 -5 至 0
CEM	CEM	1700 0 - 3300	1700 0 - 3300	1700 0 - 3300	1700 0 - 3300	1700 0 - 3300	1700 0 - 3300
GS1	GS1	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90

表 H-1 6500 和 6500+ 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
GS2	GS2	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90
IHT <sup>17</sup>	IHT <sup>17</sup>	150	150	150	150	150	150
sdp <sup>19</sup>	sdp <sup>19</sup>	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2

表 H-2 6500 和 6500+ 系列系统参数 (仅限 LIT 扫描类型)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式	阴离子模式
CAD	CAD	High 低, 中, 高	High 低, 中, 高
AF2 <sup>20</sup>	AF2	0.1 0 - 1	0.1 0 - 1
AF3	AF3	质量-速度取决因素 0 - 10	质量-速度取决因素 0 - 10
EXB	EXB	质量-速度取决因素 -165 至 0	质量-速度取决因素 0 - 165

<sup>20</sup>仅限 MS/MS/MS

6500 和 6500+ 系列系统参数

表 H-2 6500 和 6500+ 系列系统参数（仅限 LIT 扫描类型）（续）

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式	阴离子模式
CES	CES	0 0 - 50	0 0 - 50
ROS (Q0 - ROS)	CE	10 5 - 180	- 10 -5 至 -180

# 5500 和 5500+ 系列系统参数

# I

每个扫描类型下的第一个数字是预设值。数字范围是每个参数的可使用范围。

表 I-1 5500 和 5500+ 系列系统参数

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
CUR	CUR	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55
CAD	CAD	0 不适用	6 不适用	Med (9) 0 - 12	0 不适用	5 不适用	Med (9) 0 - 12
IS <sup>21, 22</sup>	IS <sup>21, 22</sup>	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0
NC <sup>24</sup>	NC <sup>24</sup>	3 0 - 5	3 0 - 5	3 0 - 5	- 3 -5 至 0	- 3 -5 至 0	- 3 -5 至 0

<sup>21</sup>Turbo V™ 离子源

<sup>22</sup>TurboIonSpray® 探针

<sup>23</sup>OptiFlow™ Turbo V

<sup>24</sup>APCI 探针

表 I-1 5500 和 5500+ 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
TEM <sup>22, 24, 15</sup>	TEM <sup>22, 24</sup>	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750
或 (DP = OR)	DP	100 0 - 300	100 0 - 300	100 0 - 300	-100 -300 至 0	-100 -300 至 0	-100 -300 至 0
Q0 (EP = -Q0)	EP	10 2 - 15	10 2 - 15	10 2 - 15	-10 -15 至 -2	-10 -15 至 -2	-10 -15 至 -2
IQ1 (IQ1 = Q0 + 偏移量)	IQ1	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + 0.5 0.1 - 2	Q0 + 0.5 0.1 - 2	Q0 + 0.5 0.1 - 2
ST (ST = Q0 + 偏移量)	ST	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + 8 12 - 5	Q0 + 8 12 - 5	Q0 + 8 12 - 5
RO1 (IE1 = Q0 - RO1)	IE1	1 0 - 3	不适用	1 0 - 3	-1 -3 至 -0	不适用	-1 -3 至 -0
IQ2 (IQ2 = Q0 + 偏移量)	IQ2	Q0+ (-10) -30 至 -8	Q0+ (-10) -30 至 -8	Q0+ (-10) -30 至 -8	Q0 + 10 8 - 30	Q0 + 10 8 - 30	Q0 + 10 8 - 30

表 I-1 5500 和 5500+ 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
R02	R02	- 20 不适用	- 20 不适用	不适用	20 不适用	20 不适用	不适用
R02 (CE = Q0 - R02)	CE	不适用	不适用	30 5 - 180	不适用	不适用	- 30 -180 至 - 5
ST3 (ST3 = R02 + 偏 移量)	ST3	R02 - 10 -30 至 -5	不适用	不适用	R02 + 10 5 - 30	不适用	不适用
ST3 (CXP = R02 - ST3)	CXP	不适用	15 0 - 55	15 0 - 55	不适用	- 15 -55 至 0	- 15 -55 至 0
R03	R03	- 50 不适用	不适用	不适用	50 不适用	不适用	不适用
R03 (IE3 = R02 - R03)	IE3	不适用	1 0 - 5	1 0 - 5	不适用	- 1 -5 至 0	- 1 -5 至 0
DF <sup>25</sup>	DF	- 200 -300 至 0	- 200 -300 至 0	- 200 -300 至 0	200 0 - 300	200 0 - 300	200 0 - 300

<sup>25</sup>仅限 5500 系列系统

5500 和 5500+ 系列系统参数

表 I-1 5500 和 5500+ 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
CEM <sup>25</sup>	CEM	1800 0 - 3300	1800 0 - 3300	1800 0 - 3300	1800 0 - 3300	1800 0 - 3300	1800 0 - 3300
CEM <sup>26</sup>	CEM	1700 0 - 3300	1700 0 - 3300	1700 0 - 3300	1700 0 - 3300	1700 0 - 3300	1700 0 - 3300
GS1	GS1	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90
GS2	GS2	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90
IHT	IHT	150 0 - 250	150 0 - 250	150 0 - 250	150 0 - 250	150 0 - 250	150 0 - 250
sdp <sup>27</sup>	sdp	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2

<sup>26</sup>仅限 5500+ 系列系统

<sup>27</sup>DuoSpray™ 离子源 (1=TurboIonSpray 探针和 2=APCI 探针)



表 I-2 QTRAP® 5500和QTRAP®已启用Triple Quad 5500+ 系统参数（仅限 LIT 扫描类型）

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式	阴离子模式
CAD	CAD	High 低 - 高	High 低 - 高
AF2 <sup>28</sup>	AF2	0.100 0 或 1	0.100 0 或 1
AF3	AF3	质量-速度取决因素 0 - 10	质量-速度取决因素 0 - 10
EXB	EXB	质量-速度取决因素 -165 至 0	质量-速度取决因素 0 - 165
CES	CES	0 0 - 50	0 0 - 50
ROS (Q0 - ROS)	CE	10 5 - 180	- 10 -5 至 -180

<sup>28</sup>仅限 MS/MS/MS

# API 5000™ 系统参数

# J

每个扫描类型下的第一个数字是预设值。数字范围是每个参数的可使用范围。

表 J-1 API 5000™系统参数

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
CUR	CUR	10 10 - 50	10 10 - 50	10 10 - 50	10 10 - 50	10 10 - 50	10 10 - 50
CAD	CAD	0 不适用	1 0 - 12	4 0 - 10	0 不适用	1 0 - 12	4 0 - 12
IS <sup>29,30</sup>	IS <sup>29,30</sup>	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0
NC <sup>31</sup>	NC <sup>31</sup>	3 0 - 5	3 0 - 5	3 0 - 5	-3 -5 至 0	-3 -5 至 0	-3 -5 至 0

<sup>29</sup>Turbo V™ 离子源

<sup>30</sup>TurboIonSpray® 探针

<sup>31</sup>APCI 探针

表 J-1 API 5000™ 系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
TEM <sup>30,31</sup>	TEM <sup>30,31</sup>	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750
或 (DP = OR)	DP	120 0 - 400	120 0 - 400	120 0 - 400	-100 -400 至 0	-100 -400 至 0	-100 -400 至 0
Q0 (EP = -Q0)	EP	10 15 - 2	10 15 - 2	10 15 - 2	-10 -15 至 -2	-10 -15 至 -2	-10 -15 至 -2
IQ1 (IQ1 = Q0 + 偏移量)	IQ1	Q0 + (-1) -0.5 至 -2	Q0 + (-1) -0.5 至 -2	Q0 + (-1) -0.5 至 -2	Q0 + 1 0.5 - 2	Q0 + 1 0.5 - 2	Q0 + 1 0.5 - 2
ST (ST = Q0 + 偏移量)	ST	Q0 + (-7) -12 至 -5	Q0 + (-7) -12 至 -5	Q0 + (-7) -12 至 -5	Q0 + 7 12 - 5	Q0 + 7 12 - 5	Q0 + 7 12 - 5
RO1 (IE1 = Q0 - RO1)	IE1	1 0.5 - 2	不适用	1 0.5 - 2	-1 -2 至 -0.5	不适用	-1 -2 至 -0.5
RO1 (IE1 = Q0 + 偏移量)	RO1	不适用	Q0 + (-2) -0.5 至 -2	不适用	不适用	Q0 + 2 0.5 - 2	不适用

表 J-1 API 5000™系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
IQ2 (IQ2 = Q0 + 偏移量)	IQ2	Q0+ (-20) -100 至 -8	Q0+ (-20) 不适用	Q0+ (-20) 不适用	Q0 + 20 100 - 8	Q0 + 20 不适用	Q0 + 20 不适用
R02	R02	- 100 -200 至 200	- 20 -145 至 -2	不适用	100 -200 至 200	20 2 - 145	不适用
R02 (CE = Q0 - R02)	CE	不适用	不适用	30 5 - 130	不适用	不适用	- 30 -130 至 - 5
ST3	ST3	- 120 -200 至 200	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
ST3 (CXP = R02 - ST3)	CXP	不适用	20 0 - 55	15 0 - 55	不适用	- 20 -55 至 0	- 15 -55 至 0
R03	R03	- 150 -200 至 200	不适用	不适用	100 -200 至 200	不适用	不适用
R03 (IE3 = R02 - R03)	IE3	不适用	2 -0.5 至 5	2 -0.5 至 5	不适用	- 1.5 -5 至 0	- 1.5 -5 至 0

表 J-1 API 5000™系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
DF	DF	- 200 -400 至 0	- 200 -400 至 0	- 200 -400 至 0	200 0 - 400	200 0 - 400	200 0 - 400
CEM	CEM	2000 500 - 3297	2000 500 - 3297	2000 500 - 3297	2000 500 - 3297	2000 500 - 3297	2000 500 - 3297
GS1	GS1	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	15 0 - 90	15 0 - 90	20 0 - 90
GS2	GS2	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90
ihe <sup>32</sup>	ihe	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1
IHT	IHT	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250
svp <sup>33</sup>	svp	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2

<sup>32</sup>1=ON 及 0=OFF<sup>33</sup>DuoSpray™ 离子源 (1=TurboIonSpray®探针 和 2=APCI 探针)

# 4500 系列系统参数

每个扫描类型下的第一个数字是预设值。数字范围是每个参数的可使用范围。

表 K-1 4500 系列仪器参数

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
CUR	CUR	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55
CAD	CAD	0 不适用	6 不适用	中度 (9) 0 - 12	0 不适用	6 不适用	中度 (9) 0 - 12
IS <sup>34, 35</sup>	IS <sup>34, 35</sup>	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0
NC <sup>36</sup>	NC <sup>36</sup>	3 0 - 5	3 0 - 5	3 0 - 5	- 3 -5 至 0	- 3 -5 至 0	- 3 -5 至 0

<sup>34</sup>Turbo V™ 离子源

<sup>35</sup>TurboIonSpray® 探针

<sup>36</sup>APCI 探针

表 K-1 4500 系列仪器参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
TEM <sup>35,36</sup>	TEM <sup>35,36</sup>	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750
或 (DP = OR)	DP	100 0 - 300	100 0 - 300	100 0 - 300	-100 -300 至 0	-100 -300 至 0	-100 -300 至 0
Q0 (EP = -Q0)	EP	10 2 - 15	10 2 - 15	10 2 - 15	-10 -15 至 -2	-10 -15 至 -2	-10 -15 至 -2
IQ1 (IQ1 = Q0 + 偏移量)	IQ1	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + 0.5 0.1 - 2	Q0 + 0.5 0.1 - 2	Q0 + 0.5 0.1 - 2
ST (ST = Q0 + 偏移量)	ST	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + 8 12 - 5	Q0 + 8 12 - 5	Q0 + 8 12 - 5
R01 (IE1 = Q0 - R01)	IE1	1 0 - 3	不适用	1 0 - 3	-1 -3 至 0	不适用	-1 -3 至 0
IQ2 (ST = Q0 + 偏移量)	IQ2	Q0 + (-10) -30 至 -8	Q0 + (-11) -30 至 -8	Q0 + (-10) -30 至 -8	Q0 + 10 8 - 30	Q0 + 10 8 - 30	Q0 + 10 8 - 30
R02	R02	-20 不适用	-20 不适用	不适用	20 不适用	20 不适用	不适用

表 K-1 4500 系列仪器参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
R02 (CE = Q0 - R02)	CE	不适用	不适用	30 5 - 180	不适用	不适用	- 30 -180 至 -5
ST3 (ST3 = R02 + 偏移量)	ST3	R02 - 10 -30 至 -5	不适用	不适用	R02 + 10 5 - 30	不适用	不适用
ST2 (CXP = R02 - ST3)	CXP	不适用	15 0 - 55	15 0 - 55	不适用	- 15 -55 至 0	- 15 -55 至 0
R03	R03	- 50 固定	不适用	不适用	50 固定	不适用	不适用
R03 (IE3 = R02 - R03)	IE3	不适用	1 0 - 5	1 0 - 5	不适用	- 1 -5 至 0	- 1 -5 至 0
DF	DF	- 200 -300 至 0	- 200 -300 至 0	- 200 -300 至 0	200 0 - 300	200 0 - 300	200 0 - 300
CEM	CEM	2000 0 - 3300	2000 0 - 3300	2000 0 - 3300	2000 0 - 3300	2000 0 - 3300	2000 0 - 3300
GS1	GS1	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90



表 K-1 4500 系列仪器参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
GS2	GS2	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90
IHT	IHT	150 0 - 250	150 0 - 250	150 0 - 250	150 0 - 250	150 0 - 250	150 0 - 250
sdp <sup>37</sup>	sdp	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2

表 K-2 QTRAP<sup>®</sup> 4500系列系统参数 (仅限 LIT 扫描类型)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式	阴离子模式
CAD	CAD	High 低 - 高	High 低 - 高
AF2 <sup>38</sup>	AF2	0.100 0 或 0.2	0.100 0 或 0.2
AF3	AF3	质量-速度取决因素 0 - 10	质量-速度取决因素 0 - 10

<sup>37</sup>DuoSpray™ 离子源 (1=TurboIonSpray 探针和 2=APCI 探针)

<sup>38</sup>仅限 MS/MS/MS

4500 系列系统参数

表 K-2 QTRAP® 4500系列系统参数（仅限 LIT 扫描类型）（续）

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式	阴离子模式
EXB	EXB	质量-速度取决因素 -165 至 0	质量-速度取决因素 0 - 165
CES	CES	0 0 - 50	0 0 - 50
ROS (Q0 - ROS)	CE	10 5 - 180	- 10 -180 至 -5

# 4000 系列系统参数

每个扫描类型下的第一个数字是预设值。数字范围是每个参数的可使用范围。

表 L-1 4000 系列仪器参数

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
CUR	CUR	20 10 - 50	20 10 - 50	20 10 - 50	20 10 - 50	20 10 - 50	20 10 - 50
CAD <sup>39</sup>	CAD	0 不适用	1 0 - 12	4 0 - 10	0 不适用	1 0 - 12	4 0 - 12
CAD <sup>40</sup>	CAD	0 不适用	1 0 - 12	6 0 - 10	0 不适用	1 0 - 12	6 0 - 12
IS <sup>41,42</sup>	IS <sup>41,42</sup>	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0

<sup>39</sup>API 4000™ 系统

<sup>40</sup>4000 QTRAP® 系统

<sup>41</sup>Turbo V™ 离子源

<sup>42</sup>TurboIonSpray® 探针

4000 系列系统参数

表 L-1 4000 系列仪器参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
NC <sup>43</sup>	NC <sup>43</sup>	3 0 - 5	3 0 - 5	3 0 - 5	- 3 -5 至 0	- 3 -5 至 0	- 3 -5 至 0
TEM <sup>42, 43</sup>	TEM <sup>42, 43</sup>	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750
或 (DP = OR)	DP	20 0 - 400	20 0 - 400	20 0 - 400	- 20 -400 至 0	- 20 -400 至 0	- 20 -400 至 0
Q0 (EP = -Q0)	EP	10 2 - 15	10 2 - 15	10 2 - 15	- 10 -15 至 -2	- 10 -15 至 -2	- 10 -15 至 -2
IQ1 (IQ1 = Q0 + 偏移量)	IQ1	Q0 + (-1) -0.5 至 -2	Q0 + (-1) -0.5 至 -2	Q0 + (-1) -0.5 至 -2	Q0 + 1 0.5 - 2	Q0 + 1 0.5 - 2	Q0 + 1 0.5 - 2
ST (ST = Q0 + 偏移量)	ST	Q0 + (-5) -7 至 -4	Q0 + (-5) -7 至 -4	Q0 + (-5) -7 至 -4	Q0 + 5 4 - 7	Q0 + 5 4 - 7	Q0 + 5 4 - 7
RO1 (IE1 = Q0 - RO1)	IE1	1 0.5 - 2	不适用	1 0.5 - 2	- 1 -2 至 -0.5	不适用	- 1 -2 至 -0.5

<sup>43</sup>APCI 探针

表 L-1 4000 系列仪器参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
R01 (IE1 = Q0 + 偏移量)	R01	不适用	Q0 + (-1) -0.5 至 -2	不适用	不适用	Q0 + 1 0.5 - 2	不适用
IQ2 (IQ2 = Q0 + 偏移量)	IQ2	Q0+ (-8) 不适用	Q0+ (-8) 不适用	Q0+ (-8) 不适用	Q0 + 8 不适用	Q0 + 8 不适用	Q0 + 8 不适用
R02	R02	- 60 -145 至 20	- 20 -145 至 -20	不适用	60 60 - 100	20 20 - 145	不适用
R02 (CE = Q0 - R02)	CE	不适用	不适用	30 5 - 130	不适用	不适用	- 30 -130 至 - 5
ST3	ST3	- 80 -80 至 200	不适用	不适用	80 80 - 200	不适用	不适用
ST3 (CXP = R02 - ST3)	CXP	不适用	15 0 - 55	15 0 - 55	不适用	- 15 -55 至 0	- 15 -55 至 0
R03	R03	- 62 -60 至 200	不适用	不适用	62 60 - 200	不适用	不适用

4000 系列系统参数

表 L-1 4000 系列仪器参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
R03 (IE3 = R02 - R03)	IE3	不适用	2 -0.5 至 5	2 -0.5 至 5	不适用	-1.5 -5 至 0	-1.5 -5 至 0
C2	C2	R03 + 0 不适用	R03 + 0 不适用	R03 + 0 不适用	R03 + 0 不适用	R03 + 0 不适用	R03 + 0 不适用
DF	DF	0 -400 至 0	0 -400 至 0	0 -400 至 0	0 0 - 400	0 0 - 400	0 0 - 400
CEM	CEM	1800 500 - 3297	1800 500 - 3297	1800 500 - 3297	1800 500 - 3297	1800 500 - 3297	1800 500 - 3297
GS1	GS1	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90
GS2	GS2	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90
ihe <sup>44</sup>	ihe	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1

<sup>44</sup>1=ON 及 0=OFF

表 L-1 4000 系列仪器参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
IHT	IHT	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250
svp <sup>45</sup>	svp	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2

表 L-2 4000 QTRAP<sup>®</sup> 系统参数 (仅限 LIT 扫描类型)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式	阴离子模式
CAD	CAD	High 低 - 高	High 低 - 高
AF2 <sup>46</sup>	AF2	100 0 - 200	100 0 - 200
AF3	AF3	质量-速度取决因素 0 - 5	质量-速度取决因素 0 - 5
EXB	EXB	质量-速度取决因素 -200 至 0	质量-速度取决因素 0 - 200

<sup>45</sup>DuoSpray™ 离子源 (1=TurboIonSpray<sup>®</sup> 探针和 2=APCI 探针)

<sup>46</sup>仅限 MS/MS/MS

4000 系列系统参数

表 L-2 4000 QTRAP® 系统参数（仅限 LIT 扫描类型）（续）

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式	阴离子模式
CES	CES	0 -50 至 50	0 -50 至 50
ROS (Q0 - ROS)	CE	30 5 - 130	- 30 -130 至 -5



# SCIEX Triple Quad™ 3500 系统参数

# M

每个扫描类型下的第一个数字是预设值。数字范围是每个参数的可使用范围。

表 M-1 SCIEX Triple Quad™ 3500 系统参数

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
CUR	CUR	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55	20 10 - 55
CAD	CAD	0 不适用	6 不适用	中度 (9) 0 - 12	0 不适用	6 不适用	中度 (9) 0 - 12
IS <sup>47, 48</sup>	IS <sup>47, 47, 48</sup>	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0	-4500 -4500 至 0
NC <sup>49</sup>	NC <sup>49</sup>	3 0 - 5	3 0 - 5	3 0 - 5	- 3 -5 至 0	- 3 -5 至 0	- 3 -5 至 0

<sup>47</sup>Turbo V™ 离子源

<sup>48</sup>TurboIonSpray® 探针

<sup>49</sup>APCI 探针

表 M-1 SCIEX Triple Quad™ 3500 系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
TEM <sup>48, 49</sup>	TEM <sup>48, 49</sup>	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750
或 (DP = OR)	DP	100 0 - 300	100 0 - 300	100 0 - 300	-100 -300 至 0	-100 -300 至 0	-100 -300 至 0
Q0 (EP = -Q0)	EP	10 2 - 15	10 2 - 15	10 2 - 15	-10 -15 至 -2	-10 -15 至 -2	-10 -15 至 -2
IQ1 (IQ1 = Q0 + 偏移量)	IQ1	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + (-0.5) -0.1 至 -2	Q0 + 0.5 0.1 - 2	Q0 + 0.5 0.1 - 2	Q0 + 0.5 0.1 - 2
ST (ST = Q0 + 偏移量)	ST	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + (-8) -12 至 -5	Q0 + 8 12 - 5	Q0 + 8 12 - 5	Q0 + 8 12 - 5
R01 (IE1 = Q0 - R01)	IE1	1 0 - 3	不适用	1 0 - 3	-1 -3 至 0	不适用	-1 -3 至 0
IQ2 (ST = Q0 + 偏移量)	IQ2	Q0 + (-10) -30 至 -8	Q0 + (-11) -30 至 -8	Q0 + (-10) -30 至 -8	Q0 + 10 8 - 30	Q0 + 10 8 - 30	Q0 + 10 8 - 30
R02	R02	-20 不适用	-20 不适用	不适用	20 不适用	20 不适用	不适用

表 M-1 SCIEX Triple Quad™ 3500 系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
R02 (CE = Q0 - R02)	CE	不适用	不适用	30 5 - 180	不适用	不适用	- 30 -180 至 -5
ST3 (ST3 = R02 + 偏移量)	ST3	R02 - 10 -30 至 -5	不适用	不适用	R02 + 10 5 - 30	不适用	不适用
ST2 (CXP = R02 - ST3)	CXP	不适用	15 0 - 55	15 0 - 55	不适用	- 15 -55 至 0	- 15 -55 至 0
R03	R03	- 50 固定	不适用	不适用	50 固定	不适用	不适用
R03 (IE3 = R02 - R03)	IE3	不适用	1 0 - 5	1 0 - 5	不适用	- 1 -5 至 0	- 1 -5 至 0
DF	DF	- 200 -300 至 0	- 200 -300 至 0	- 200 -300 至 0	200 0 - 300	200 0 - 300	200 0 - 300
CEM	CEM	2000 0 - 3300	2000 0 - 3300	2000 0 - 3300	2000 0 - 3300	2000 0 - 3300	2000 0 - 3300
GS1	GS1	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90

表 M-1 SCIEX Triple Quad™ 3500 系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
GS2	GS2	0	0	0	0	0	0
		0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90
IHT	IHT	150	150	150	150	150	150
		0 - 250	0 - 250	0 - 250	0 - 250	0 - 250	0 - 250

## 3200 系列系统参数

每个扫描类型下的第一个数字是预设值。数字范围是每个参数的可使用范围。

表 N-1 3200 系列系统参数

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
CUR	CUR	20 10 - 50	20 10 - 50	20 10 - 50	20 10 - 50	20 10 - 50	20 10 - 50
CAD <sup>50</sup>	0 固定	2 固定	3 0 - 12	0 固定	2 固定	3 0 - 12	
CAD <sup>51</sup>	0 固定	2 固定	中度 低, 中, 高	0 固定	2 固定	中度 低, 中, 高	
IS <sup>52</sup>	IS <sup>52</sup>	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	5500 0 - 5500	-4200 -4500 至 0	-4200 -4500 至 0	-4200 -4500 至 0

<sup>50</sup>API 3200™ 系统

<sup>51</sup>3200 QTRAP® 系统

<sup>52</sup>Turbo V™ 离子源

3200 系列系统参数

表 N-1 3200 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
IS <sup>53</sup>	IS <sup>53</sup>	1000 0 - 5500	1000 0 - 5500	1000 0 - 5500	-1000 -4500 至 0	-1000 -4500 至 0	-1000 -4500 至 0
IS <sup>54</sup>	IS <sup>(4)</sup>	1500 0 - 2500	1500 0 - 2500	1500 0 - 2500	-1500 -2500 至 0	-1500 -2500 至 0	-1500 -2500 至 0
NC <sup>55</sup>	NC <sup>55</sup>	1 0 - 5	1 0 - 5	1 0 - 5	-1 -5 至 0	-1 -5 至 0	-1 -5 至 0
NC <sup>56</sup>	NC <sup>56</sup>	1 0 - 5	3 0 - 5	3 0 - 5	-3 -5 至 0	-3 -5 至 0	-3 -5 至 0
TEM <sup>52, 55, 54</sup>	TEM <sup>53, 55</sup>	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750	0 0 - 750
或 (DP = OR)	DP	20 0 - 400	20 0 - 400	20 0 - 400	-20 -400 至 0	-20 -400 至 0	-20 -400 至 0

<sup>53</sup>NanoSpray® 离子源

<sup>54</sup>PhotoSpray® 离子源

<sup>55</sup>DuoSpray™ 离子源 (1=TurboIonSpray® 探针和 2=APCI 探针)

<sup>56</sup>APCI 探针

<sup>57</sup>TurboIonSpray® 探针

表 N-1 3200 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
Q0 (EP = -Q0)	EP	10 1 - 12	10 1 - 12	10 1 - 12	- 10 -12 至 -1	- 10 -12 至 -1	- 10 -12 至 -1
IQ1 (IQ1 = Q0 + 偏移量)	IQ1	Q0 + (-1) -2 至 -1	Q0 + (-1) -2 至 -1	Q0 + (-1) -2 至 -1	Q0 + 1 1 - 2	Q0 + 1 1 - 2	Q0 + 1 1 - 2
ST (ST = Q0 + 偏移量)	ST	Q0 + (-5) -8 至 -2	Q0 + (-5) -8 至 -2	Q0 + (-5) -8 至 -2	Q0 + 5 2 - 8	Q0 + 5 2 - 8	Q0 + 5 2 - 8
R01 (IE1 = Q0 - R01)	IE1	1 0.5 - 2	不适用	1 0.5 - 2	- 1 -2 至 -0.5	不适用	- 1 -2 至 -0.5
R01 (IE1 = Q0 + 偏移量)	R01	不适用	Q0 + (-2) -2 至 -0.5	不适用	不适用	Q0 + 2 0.5 - 2	不适用
IQ2 (CEP = Q0 - IQ2)	CEP	质量取决因素 0 - 188	不适用	质量取决因素 0 - 188	质量取决因素 -188 至 0	不适用	质量取决因素 -188 至 0
IQ2 (IQ2 = R02 + 偏移量)	IQ2	不适用	R02 + 0 0 - 2	不适用	不适用	R02 + 0 -2 至 0	不适用

3200 系列系统参数

表 N-1 3200 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
R02 (CE = Q0 - R02)	CE	不适用	不适用	30 5 - 130	不适用	不适用	- 30 -130 至 - 5
R02	R02	- 100 -150 至 20	- 20 -130 至 -5	不适用	100 20 - 150	20 5 - 130	不适用
IQ3 (CXP = R02 - IQ3)	CXP	不适用	质量取决因素 0 - 58	5 0 - 58	不适用	质量取决因素 -58 至 0	- 5 -58 至 0
IQ3	IQ3	- 125 -200 至 -100	不适用	不适用	125 100 - 200	不适用	不适用
R03 (IE3 = R02 - R03)	IE3	不适用	4 0.5 - 8	4 0.5 - 8	不适用	- 4 -8 至 0.5	- 4 -8 至 0.5
R03	R03	- 150 -200 至 -100	不适用	不适用	150 150 - 200	不适用	不适用
EX	EX	- 200 不适用	- 200 不适用	- 200 不适用	200 不适用	200 不适用	200 不适用



表 N-1 3200 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
DF	DF	- 100 -400 至 0	- 100 -400 至 0	- 100 -400 至 0	100 0 - 400	100 0 - 400	100 0 - 400
CEM	CEM	1800 500 - 3297	1800 500 - 3297	1800 500 - 3297	1800 500 - 3297	1800 500 - 3297	1800 500 - 3297
GS1	GS1	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90	20 0 - 90
GS2	GS2	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90	0 0 - 90
ihe <sup>58</sup>	ihe	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1	1 0 或 1
C2	C2	0 不适用	0 不适用	0 不适用	0 不适用	0 不适用	0 不适用
XA3	XA3	0 不适用	0 不适用	0 不适用	0 不适用	0 不适用	0 不适用
XA2	XA2	0 不适用	0 不适用	0 不适用	0 不适用	0 不适用	0 不适用

<sup>58</sup>1=ON 及 0=OFF

3200 系列系统参数

表 N-1 3200 系列系统参数 (续)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式			阴离子模式		
		Q1	Q3	MS/MS	Q1	Q3	MS/MS
IHT <sup>53</sup>	IHT	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250	40 0 - 250
svp <sup>59</sup>	svp	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2	1 1 或 2

表 N-2 3200 QTRAP<sup>®</sup>系统参数 (仅限 LIT 扫描类型)

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式	阴离子模式
CAD	CAD	High 低 - 中 - 高	High 低 - 高
FI2	CEP	质量-速度取决因素 0 - 188	质量-速度取决因素 -188 至 0
ROS (Q0 - R02)	CE	30 5 - 130	- 30 -5 至 -130
AF2 <sup>60</sup>	AF2	100 0 - 200	100 0 - 200

<sup>59</sup>DuoSpray™ 离子源 (1=TurboIonSpray<sup>®</sup> 探针和 2=APCI 探针)

<sup>60</sup>仅限 MS/MS/MS

表 N-2 3200 QTRAP®系统参数（仅限 LIT 扫描类型）（续）

参数 ID 号	使用权限 ID 号	阳离子模式	阴离子模式
AF3	AF3	质量-速度取决因素 0 - 5	质量-速度取决因素 0 - 5
EXB	EXB	质量-速度取决因素 -200 至 0	质量-速度取决因素 0 - 200
DF	DF	- 400 不适用	400 不适用
C2B	C2B	质量-速度取决因素 -500 至 500	质量-速度取决因素 -500 至 500
CES	CES	0 -50 至 50	0 -50 至 50

# [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 的质量

0

表 0-1 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B (单同位素分子量, 1569.6696 Da)

电荷	(M+nH) <sup>+</sup> 单同位素 m/z
+1	1570.6768
+2	785.8421*
+3	524.2305*
+4	393.4247
+5	—
+6	—

\* 指出更多常见的带电状态。

表 0-2 内含有 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 理论分裂的单同位素质量, 按阳离子模式计算。

表 0-2 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 的理论碎片离子

b 离子		y 离子	
m/z	碎片	m/z	碎片
—	—	1570.6768	EGVNDNEEGFFSAR
130.0499	E	1441.6342	GVNDNEEGFFSAR
187.0713	EG	1384.6128	VNDNEEGFFSAR
286.1397	EGV	1285.5444	NDNEEGFFSAR
400.1827	EGVN	1171.5014	DNEEGFFSAR
515.2096	EGVND	1056.4745	NEEGFFSAR
629.2525	EGVNDN	942.4316	EEGFFSAR
758.2951	EGVNDNE	813.3890	EGFFSAR
887.3377	EGVNDNEE	684.3464	GFFSAR
944.3592	EGVNDNEEG	627.3249	FFSAR
1091.4276	EGVNDNEEGF	480.2565	FSAR
1238.4960	EGVNDNEEGFF	333.1881	SAR

表 0-2 [Glu<sup>1</sup>]-纤维蛋白肽 B 的理论碎片离子 (续)

b 离子		y 离子	
1325.5281	EGVNDNEEGFFS	246.1561	AR
1396.5652	EGVNDNEEGFFSA	175.1190	R
1552.6663	EGVNDNEEGFFSAR	—	—

# 制备 60:1 (10 pg/ $\mu$ L) 的利血平稀 释液

---

P

按该操作步骤，用 1 pmol/ $\mu$ L 的利血平 (PN 4405236) 制备利血平稀释液。

1. 向小瓶中加入 4.0 mL 的稀释溶剂，作为储备溶液。
2. 将小瓶盖好，并轻轻混合内容物，或通过超声振动将物质溶解。

该步骤用于制作 1 pmol/ $\mu$ L 的利血平溶液。

3. 将 1 mL 利血平储备溶液加入一个干净的小瓶中，并加入 5 mL 稀释溶剂。
4. 将 1 mL 的 6:1 稀释液和 9 mL 的稀释溶剂加在一起。

该步骤用于制作 60:1 的利血平稀释液。